

1 Systemvoraussetzungen (minimal)

Betriebssystem	Windows 2000 SP4, Windows XP Professional SP2, Windows Vista
RAM	1 GB (Windows 2000 / Windows XP) 2 GB (Windows Vista)
Speicherplatz	Programm: 1 GB Daten: 2 GB (für ca. 3000 Bestimmungen)
Serielle Ports	für Geräte mit RS-232-Schnittstelle
USB Ports	für Geräte mit USB-Schnittstelle

Der Windows-Benutzer muss über Administrator-Rechte verfügen, damit die **MagIC Net** Software installiert werden kann.

Zusätzliche Voraussetzungen für den **MagIC Net-Server**:

Netzwerk	10 MBit/s, stabil und permanent Kommunikation über TCP/IP
Betriebssystem	Windows 2000 SP4, Windows XP Professional SP2, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows Vista



Achtung

Während einer Bestimmung kann Datenverlust auftreten, wenn der PC in den Standbymodus geht. In den Energieoptionen des Betriebssystems sollte der **Standbymodus** deshalb **deaktiviert** werden.

2 Einzelplatz-Installation

Mit der Einzelplatz-Version **MagIC Net Basic**, **MagIC Net Compact** oder **MagIC Net Professional** installieren Sie sowohl den MagIC Net-Client als auch den Server auf dem Rechner.


- 1 Beim Einlegen der CD in das Laufwerk wird die Installationsroutine automatisch gestartet. Sollte diese Option bei Ihrem Rechner ausgeschaltet sein, starten Sie die Datei **setup.exe**.

Falls die minimalen Systemanforderungen (siehe oben) nicht erfüllt sind, erscheint eine entsprechende Meldung. Klicken Sie auf **[Ja]**, falls Sie das Programm trotzdem installieren wollen.

Klicken Sie anschliessend auf **[Weiter]**.


- 2 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für **MagIC Net** durchgelesen und mit **[Ja]** akzeptiert haben, erscheint das Fenster für die Eingabe der Lizenz.

- 3 Geben Sie den Lizenzcode für **MagIC Net Basic**, **MagIC Net Compact** oder **MagIC Net Professional** ein und klicken Sie anschliessend auf **[Weiter]**.

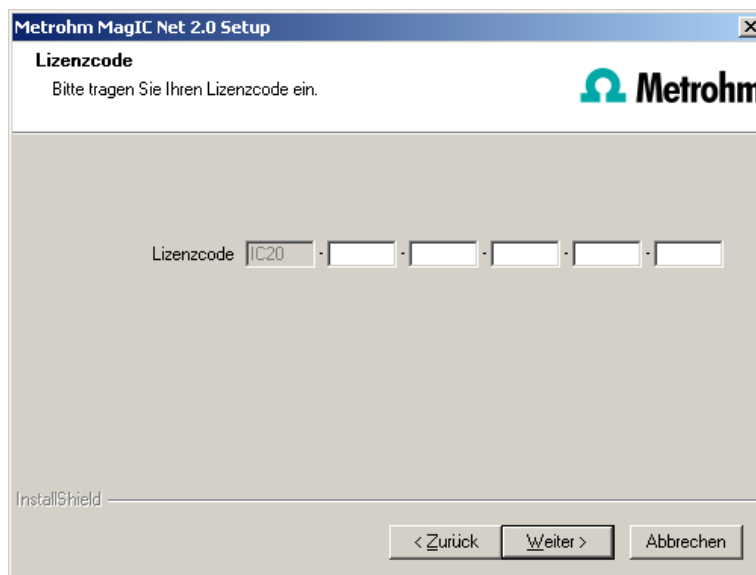


Hinweis

Falls Sie den Lizenzcode einer Update-Lizenz eingegeben haben, wird zusätzlich noch der Lizenzcode der früheren Vollversion abgefragt.

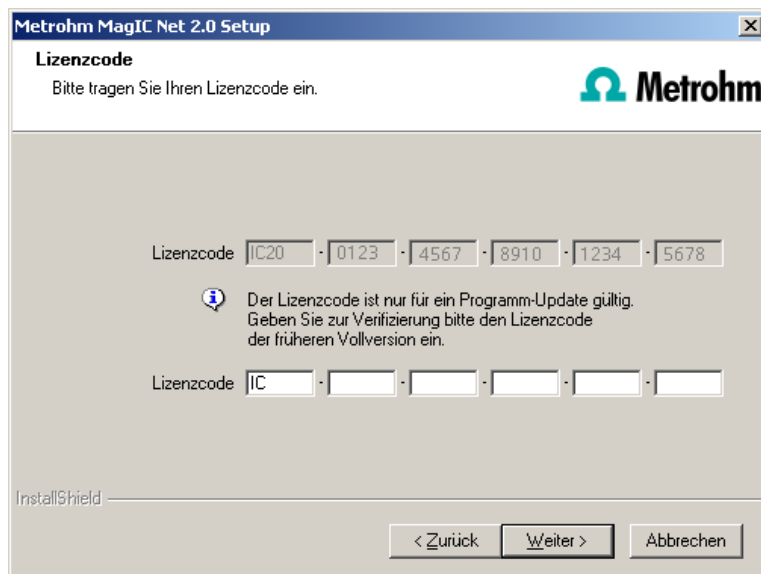

- 4 Geben Sie nun den Zielordner für die **MagIC Net**-Installation an und bestätigen Sie mit **[Weiter]**.
- 5 Im folgenden Fenster **Installations-Zusatzinformationen** können Sie die Pfade für die Datenbank- und Sicherungsdateien definieren:

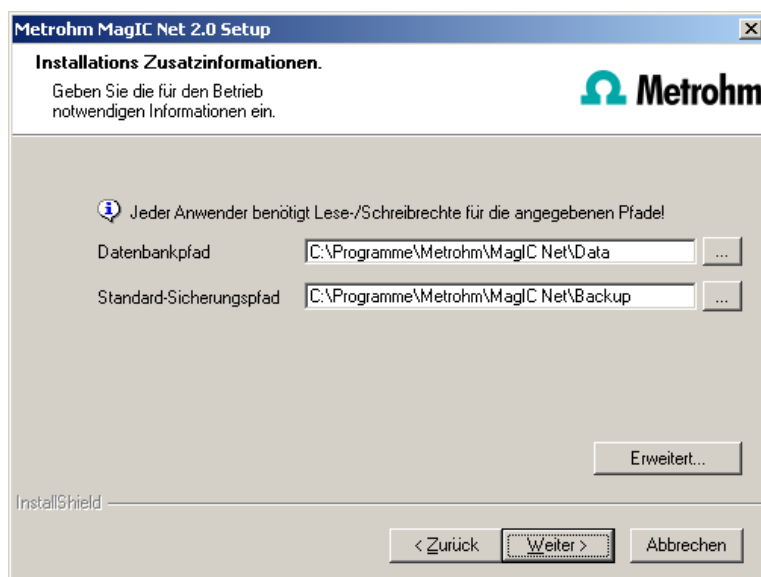

Hinweis

Die vorgeschlagenen Pfade unterscheiden sich zwischen Windows Vista und Windows 2000 oder Windows XP.


Unter **[Erweitert...]** haben Sie die Möglichkeit, die Ports, über welche **MagIC Net** mit dem Datenbank- und Administrationsserver kommuniziert, zu verändern. Falls die Ports nicht frei sind, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Systemadministrator. Fahren Sie fort mit **[Weiter]**.

- 6 Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Programms bis zum Erscheinen folgender Meldung:



Sie werden hier nochmals darauf hingewiesen, welche Ports **MagIC Net** verwendet. Notieren Sie die Ports und informieren Sie Ihren Systemadministrator, falls **MagIC Net** die Verbindung zur Datenbank nicht aufbauen kann. Bestätigen Sie die Meldung mit **[OK]**.

- 7 Nach Beenden des Kopiervorgangs können Sie weitere Arbeitsplatz Einstellungen vornehmen:

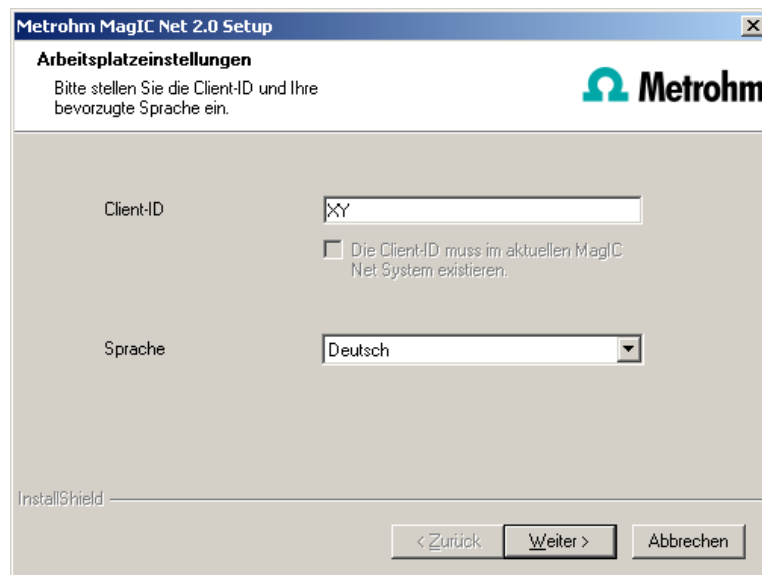

Die Option "**Die Client-ID muss im aktuellen MagIC Net-System existieren.**" ist nur aktivierbar, wenn bereits eine Datenbank von einer früheren Installation auf Ihrem Rechner vorhanden ist oder wenn Sie auf einen Datenbankserver, der auf einem anderen Rechner installiert ist, zugreifen wollen.

Wenn Sie diese Option aktivieren, überprüft **MagIC Net**, ob die eingegebene Kennung in der Datenbank existiert. Ist dies der Fall, werden die Kennung und alle dazugehörigen Programm-Einstellungen übernommen. Eine erneute Installation des Clients wird Ihnen mit dieser Option erheblich vereinfacht.

Klicken Sie auf **[Weiter]**. Falls die Ports der Datenbank nicht verfügbar sind, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und die Installation wird abgebrochen. Überprüfen Sie dann ihre Server- und Firewall-Einstellungen, bevor Sie das Programm wieder installieren.

- 8 Am Ende der Installation wird die Datei **info.txt** erstellt, die alle wichtigen Informationen zur aktuellen **MagIC Net** Installation enthält. Speichern Sie diese Datei für eine allfällige spätere Verwendung auf Ihrer Festplatte und

drucken Sie diese aus (der IQ beifügen). Schliessen Sie die Installation mit **[Fertig stellen]** ab.

Eine **InstallLog**-Datei mit einer Auflistung sämtlicher Dateien, die bei der Installation auf Ihren Rechner kopiert wurden und mit einer Bestätigung, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, finden Sie im Installationsordner von **MagIC Net** (Standard: C:\Programme\Metrohm\MagIC Net) unter bin\InstallLog.

3 Client/Server-Installation

Bei der Version **MagIC Net Multi** (Mehrplatzversion mit 3 Lizenzen) können Sie während der Installation auswählen, ob Sie einen MagIC Net-**Client** oder einen MagIC Net-**Client** plus **Server** auf dem Rechner installieren wollen.


Falls Sie lediglich einen MagIC Net-Client auf dem Rechner einrichten wollen, muss zuvor ein Server auf einem anderen Rechner installiert worden sein, auf den Sie mit dem Client zugreifen können.

- 1 Beim Einlegen der CD in das Laufwerk wird die Installationsroutine automatisch gestartet. Sollte diese Option bei Ihrem Rechner ausgeschaltet sein, starten Sie die Datei **setup.exe**.

Falls die minimalen Systemanforderungen (siehe oben) nicht erfüllt sind, erscheint eine entsprechende Meldung. Klicken Sie auf **[Ja]**, falls Sie das Programm trotzdem installieren wollen.

Klicken Sie anschliessend auf **[Weiter]**.

- 2 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für **MagIC Net** durchgelesen und mit **[Ja]** akzeptiert haben, erscheint das Fenster für die Eingabe der Lizenz.
- 3 Geben Sie den Lizenzcode für **MagIC Net Multi** ein und klicken Sie anschliessend auf **[Weiter]**.

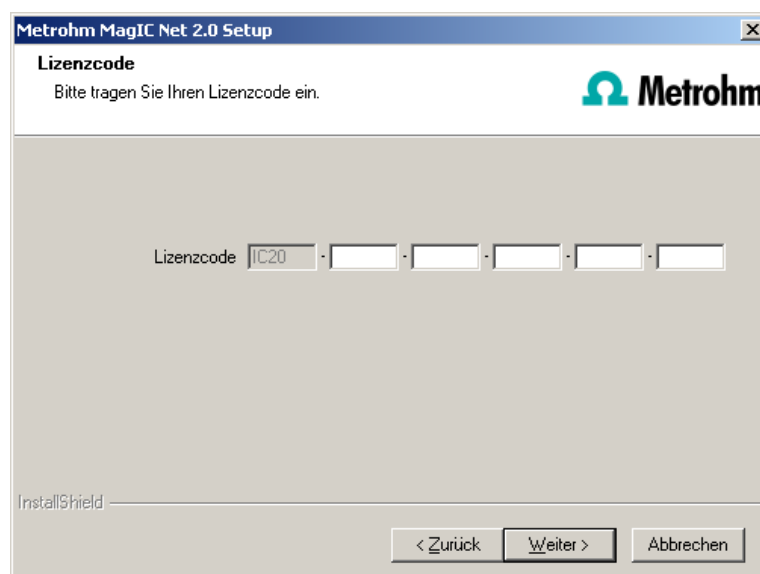

The screenshot shows a window titled "Metrohm MagIC Net 2.0 Setup". Inside, there is a section labeled "Lizenzcode" with the instruction "Bitte tragen Sie Ihren Lizenzcode ein." and the Metrohm logo. Below this, there is a text field labeled "Lizenzcode" containing "JC20", followed by five empty boxes separated by dots. At the bottom, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen". The "InstallShield" logo is visible in the bottom left corner.



Hinweis


Falls Sie den Lizenzcode einer Update-Lizenz eingegeben haben, wird zusätzlich noch der Lizenzcode der früheren Vollversion abgefragt.

The screenshot shows the 'Metrohm MagIC Net 2.0 Setup' window. The title bar says 'Metrohm MagIC Net 2.0 Setup'. The main heading is 'Lizenzcode' with the instruction 'Bitte tragen Sie Ihren Lizenzcode ein.' and the Metrohm logo. There are two license code input fields. The first field is pre-filled with 'IC20 - 0123 - 4567 - 8910 - 1234 - 5678'. Below it, an information icon and text state: 'Der Lizenzcode ist nur für ein Programm-Update gültig. Geben Sie zur Verifizierung bitte den Lizenzcode der früheren Vollversion ein.' The second field is pre-filled with 'IC - - - - -'. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'. The 'InstallShield' logo is visible in the bottom left corner.

- 4 Geben Sie nun den Zielordner für die **MagIC Net**-Installation an und bestätigen Sie mit **[Weiter]**.
- 5 Nun erscheint der Dialog **Installations-Zusatzinformationen**, in welchem Sie wählen können, ob Sie einen **Client** oder den **Server** installieren wollen:

The screenshot shows the 'Metrohm MagIC Net 2.0 Setup' window. The title bar says 'Metrohm MagIC Net 2.0 Setup'. The main heading is 'Installations Zusatzinformationen.' with the instruction 'Geben Sie die für den Betrieb notwendigen Informationen ein.' and the Metrohm logo. There are two radio button options. The first option, 'Arbeitsstation und Datenbankserver', is selected. Below it, an information icon and text state: 'Jeder Anwender benötigt Lese-/Schreibrechte für die angegebenen Pfade!'. There are two text input fields: 'Datenbankpfad' with the value 'C:\Programme\Metrohm\MagIC Net\Data' and 'Standard-Sicherungspfad' with the value 'C:\Programme\Metrohm\MagIC Net\Backup'. The second option, 'Arbeitsstation', is unselected. Below it, there is a text input field for 'Datenbankserver'. At the bottom right, there is an 'Erweitert...' button. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'. The 'InstallShield' logo is visible in the bottom left corner.

Die Option **Arbeitsstation** und **Datenbankserver** installiert Client und Server auf Ihrem Rechner. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Rechner als Server dienen soll.


Mit **Arbeitsstation** wird lediglich der **Client** installiert und Sie müssen mit der Schaltfläche  den Datenbankserver (muss bereits installiert sein!), den Sie verwenden wollen, auswählen. Als Name wird der Servername im Netzwerk oder die IP-Adresse akzeptiert.

Unter **[Erweitert...]** haben Sie die Möglichkeit, die Ports, über welche **MagIC Net** mit dem Datenbank- und Administrationsserver kommuniziert, zu verändern. Falls die Ports nicht frei sind, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Systemadministrator. Fahren Sie fort mit **[Weiter]**.

- 6** Die weiteren Installationsschritte entsprechen denjenigen der Einzelplatz-Installation ab **Punkt 6**.

4 Installation ändern/reparieren/entfernen und Lizenz erweitern

Um Änderungen an der aktuellen **MagIC Net**-Installation vorzunehmen, starten Sie die Datei **setup.exe** der Installations-CD oder klicken Sie unter **Systemsteuerung ► Software** auf **Metrohm MagIC Net**. Wählen Sie dann **Ändern/Entfernen**:

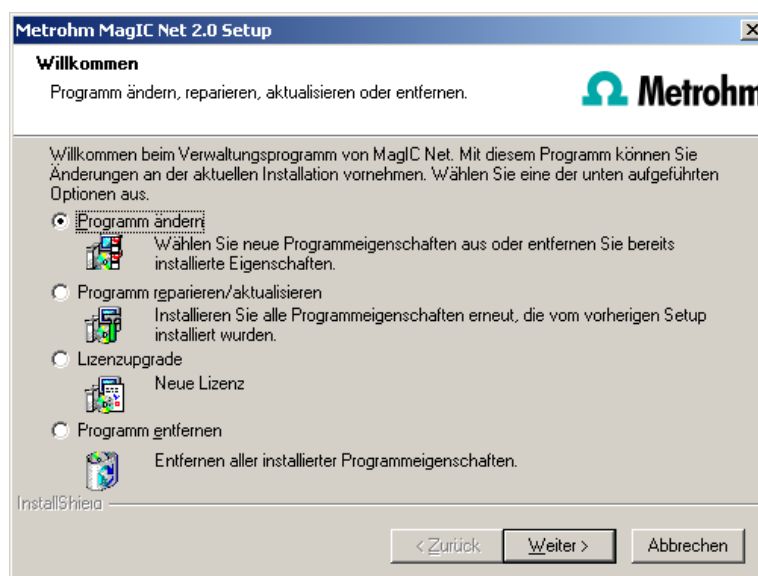

Programm ändern

Mit dieser Option können Sie die Pfade für die Datenbank- und Sicherungsdateien anpassen und die Ports, welche **MagIC Net** für die Kommunikation benutzt, verändern. Bei der Version **MagIC Net Multi** können Sie hier zusätzlich den Pfad für den Datenbankserver ändern.

Falls der Datenbankpfad geändert wird, werden bestehende Datenbanken automatisch an den neuen Standort kopiert.

Programm reparieren/aktualisieren

Mit dieser Option können Sie eine bestehende fehlerhafte Installation **reparieren** oder eine ältere Installation **updaten**.

- **Installation reparieren**
Sollte Ihre **MagIC Net**-Installation fehlerhaft sein, weil beispielsweise eine DLL-Datei fehlt oder versehentlich eine Programmdatei gelöscht wurde, kann **MagIC Net** mit dieser Option repariert werden.
- **Installation updaten**
Ist eine ältere Version von **MagIC Net** installiert, wird diese auf die neue Version von **MagIC Net** upgedatet, vgl. *Programm-Update bei MagIC Net Compact/Professional* oder *Programm-Update bei MagIC Net Multi*.



Achtung

Beim Update von älteren MagIC Net-Versionen auf MagIC Net 2.x werden Datenbanken auf die neue Version konvertiert. Das kann, je nach Grösse der Datenbank, einige Zeit beanspruchen. Für jede Datenbank wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet, die über den Stand der Konvertierung informiert. Solange die Konvertierung läuft, darf der Computer nicht neu gestartet oder Windows beendet werden!

Lizenzupgrade

Hiermit ist ein direktes Upgrade Ihrer aktuellen Installation auf eine **MagIC Net**-Variante mit grösserem Funktionsumfang möglich. Folgende Upgrade-Pfade sind möglich:

- **MagIC Net Compact** auf
MagIC Net Professional oder **MagIC Net Multi**
- **MagIC Net Professional** auf
MagIC Net Multi

Geben Sie dazu im darauf folgenden Dialog Ihren neuen Lizenzcode ein.

Programm entfernen

Diese Option löscht Ihre **MagIC Net**-Installation. Daten, welche nach der Installation erzeugt wurden (z.B. Datenbankeinträge, Log-Dateien, exportierte Daten etc.) bleiben erhalten.

5 Programm-Update bei MagIC Net Compact/Professional

Beim Programm-Update werden die Konfigurationsdatenbank (System-Konfiguration, Methoden, Vorlagen) und die Bestimmungs-Datenbanken automatisch so aktualisiert, dass sie mit der neuen Version von **MagIC Net Compact/Professional** weiter verwendet werden können.




Hinweis


Die Dateien im Datenbank- und Sicherungsverzeichnis bleiben beim Programm-Update erhalten.

Dateien in den Unterverzeichnissen **bin**, **jre**, **lib**, **res**, **doc** und **examples** werden durch das Update überschrieben. Die Dateien in diesen Verzeichnissen, die durch das Update nicht aktualisiert werden, werden gelöscht. Die gelöschten Dateien werden im **InstallLog** vermerkt.

- 1** Sichern Sie die Konfigurationsdatenbank mit Hilfe der Sicherungsfunktion von **MagIC Net** in einem externen Verzeichnis. Wählen Sie dazu im Programmteil **Konfiguration** den Menüpunkt **Datei ▶ Sichern ▶ Manuell**. Wählen Sie das **Sicherungsverzeichnis** aus, geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und klicken Sie auf **[Starten]**. Die Sicherung wird automatisch ausgeführt. Kopieren Sie anschliessend die Sicherungsdatei auf CD/DVD.
- 2** Falls erwünscht, exportieren Sie die Methoden zusätzlich zur automatischen Sicherung mit der Konfigurationsdatenbank (siehe oben) auf ein externes Verzeichnis. Wählen Sie dazu im Programmteil **Methode** den Menüpunkt **Datei ▶ Methoden verwalten....** Wählen Sie die gewünschte **Metho-
dengruppe** aus, markieren Sie alle Methoden, die exportiert werden sollen und klicken Sie auf **[Bearbeiten] ▶ Exportieren....** Wählen Sie das gewünschte Exportverzeichnis aus und klicken Sie auf **[OK]**. Die Methoden werden in das gewünschte Verzeichnis exportiert. Kopieren Sie anschliessend die Methodendateien auf CD/DVD.
- 3** Sichern Sie alle von Ihnen angelegten Bestimmungs-Datenbanken mit Hilfe der Sicherungsfunktion von **MagIC Net** in einem externen Verzeichnis. Wählen Sie dazu im Programmteil **Datenbank** den Menüpunkt **Datei ▶ Datenbankverwaltung....** Wählen Sie die gewünschte Datenbank aus und klicken Sie auf **[Sichern]**. Wählen Sie das **Sicherungsver-
zeichnis** aus, geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und klicken Sie auf **[Starten]**. Die Sicherung wird automatisch ausgeführt. Kopieren Sie anschliessend die Sicherungsdatei auf CD/DVD.
- 4** Sichern Sie weitere, von Ihnen im Installationsverzeichnis angelegte Dateien (z.B. Exportdateien) ebenfalls in einem externen Verzeichnis oder auf CD/DVD.
- 5** Schliessen Sie **MagIC Net**. Legen Sie die Installations-CD ein und starten Sie die Datei **setup.exe**. Wählen Sie dann **Programm reparieren/aktu-
alisieren** und klicken Sie auf **[Weiter]**.

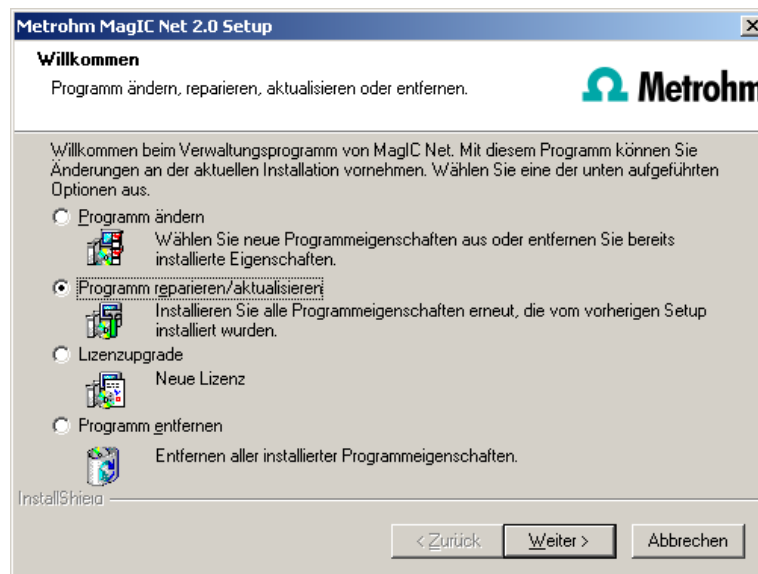

- 6 Geben Sie den Update-Lizenzcode für **MagIC Net Compact** oder **MagIC Net Professional** ein und klicken Sie anschliessend auf **[Weiter]**.

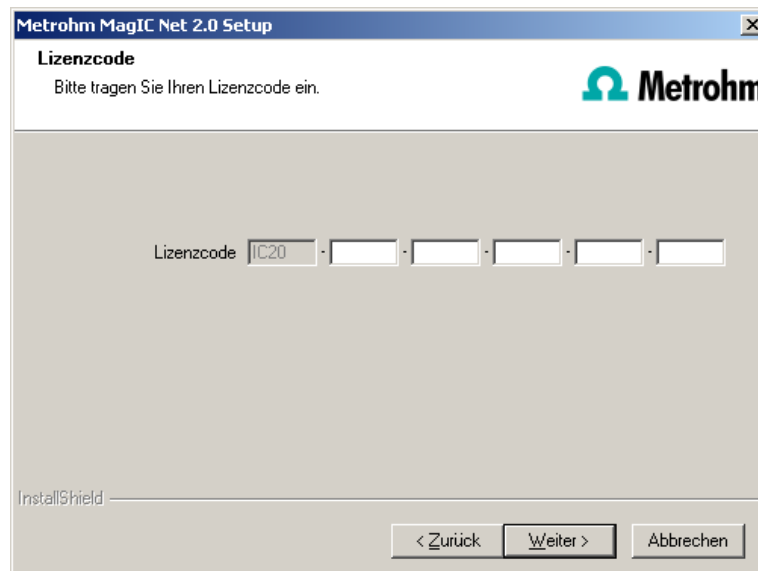

7



Achtung

Beim Update von älteren MagIC Net-Versionen auf MagIC Net 2.x werden Datenbanken auf die neue Version konvertiert. Das kann, je nach Grösse der Datenbank, einige Zeit beanspruchen. Für jede Datenbank wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet, die über den Stand der Konvertierung informiert.

Solange die Konvertierung läuft, darf der Computer nicht neu gestartet oder Windows beendet werden!

Schliessen Sie die Installation mit **[Fertig stellen]** ab.

Eine **UpdateLog**-Datei mit einer Auflistung sämtlicher Dateien, die beim Programmupdate auf Ihren Rechner kopiert wurden und mit einer Bestätigung, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, finden Sie im Installationsordner von **MagIC Net** (Standard: C:\Programme\Metrohm\MagIC Net) unter bin\InstallLog.

6 Programm-Update bei MagIC Net Multi

Beim Programm-Update werden die Konfigurationsdatenbank (System-Konfiguration, Methoden, Vorlagen, benutzerspezifische Daten für alle Clients) und die Bestimmungs-Datenbanken auf dem Server automatisch so aktualisiert, dass sie mit der neuen Version von **MagIC Net Multi** weiter verwendet werden können.



Hinweis

Die Dateien im Datenbank- und Sicherungsverzeichnis bleiben beim Programm-Update erhalten.

Dateien in den Unterverzeichnissen **bin**, **jre**, **lib**, **res**, **doc** und **examples** werden durch das Update überschrieben. Die Dateien in diesen Verzeichnissen, die durch das Update nicht aktualisiert werden, werden gelöscht. Die gelöschten Dateien werden im **InstallLog** vermerkt.

- 1 Stellen Sie sicher, dass **MagIC Net Multi** auf allen Clients geschlossen wird.



Hinweis

Im Unterverzeichnis **bin** der **MagIC Net**-Installation befindet sich die Applikation **Clients.exe**, mit der alle Clients und deren Status angezeigt werden können.

- 2 Öffnen Sie **MagIC Net Multi** auf dem Server und sichern Sie die Konfigurationsdatenbank mit Hilfe der Sicherungsfunktion von **MagIC Net** in einem externen Verzeichnis. Wählen Sie dazu im Programmteil **Konfiguration** den Menüpunkt **Datei ▶ Sichern ▶ Manuell**. Wählen Sie das **Sicherungsverzeichnis** aus, geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und klicken Sie auf **[Starten]**. Die Sicherung wird automatisch ausgeführt. Kopieren Sie anschliessend die Sicherungsdatei auf CD/DVD.
- 3 Falls erwünscht, exportieren Sie die Methoden zusätzlich zur automatischen Sicherung mit der Konfigurationsdatenbank (siehe oben) auf ein externes Verzeichnis. Wählen Sie dazu im Programmteil **Methode** den Menüpunkt **Datei ▶ Methoden verwalten...**. Wählen Sie die gewünschte **Methodengruppe** aus, markieren Sie alle Methoden, die exportiert werden sollen und klicken Sie auf **[Bearbeiten] ▶ Exportieren...**. Wählen Sie das gewünschte Exportverzeichnis aus und klicken Sie auf **[OK]**. Die Methoden


werden in das gewünschte Verzeichnis exportiert. Kopieren Sie anschliessend die Methodendateien auf CD/DVD.

- 4 Sichern Sie alle der auf dem Server vorhandenen Bestimmungs-Datenbanken mit Hilfe der Sicherungsfunktion von **MagIC Net** in einem externen Verzeichnis. Wählen Sie dazu im Programmteil **Datenbank** den Menüpunkt **Datei ► Datenbankverwaltung....** Wählen Sie die gewünschte Datenbank aus und klicken Sie auf **[Sichern]**. Wählen Sie das **Sicherungsverzeichnis** aus, geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und klicken Sie auf **[Starten]**. Die Sicherung wird automatisch ausgeführt. Kopieren Sie anschliessend die Sicherungsdatei auf CD/DVD.


- 5 Sichern Sie weitere im Installationsverzeichnis angelegte Dateien (z.B. Exportdateien) ebenfalls in einem externen Verzeichnis oder auf CD/DVD.

6 Server updaten

Schliessen Sie **MagIC Net Multi** auf dem Server und auf allen Clients. Legen Sie die Installations-CD auf dem **Server** ein und starten Sie die Datei **setup.exe**. Wählen Sie dann **Programm reparieren/aktualisieren** und klicken Sie auf **[Weiter]**.

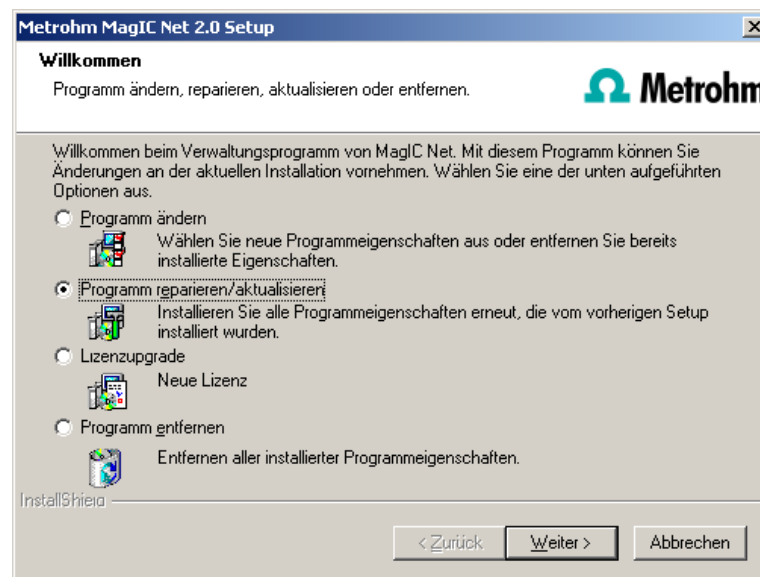

- 7 Geben Sie den Update-Lizenzcode für **MagIC Net Multi** ein und klicken Sie anschliessend auf **[Weiter]**.

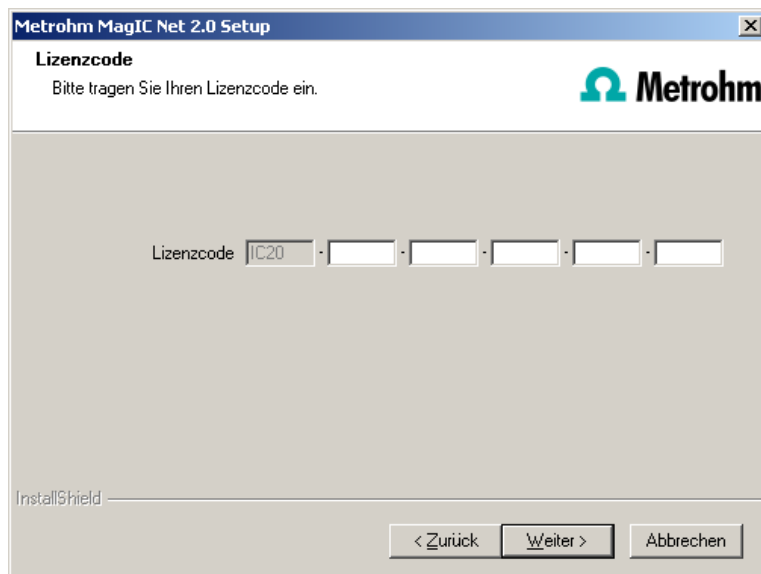

8



Hinweis

Das Update von **MagIC Net Multi** umfasst die Server-Lizenz und drei Client-Lizenzen. Falls die bestehende Installation zusätzliche Client-Lizenzen umfasst, werden diese gelöscht.

Klicken Sie auf **[OK]** der entsprechenden Meldung, um die Installation fortzusetzen.

9



Achtung

Beim Update von älteren MagIC Net-Versionen auf MagIC Net 2.x werden Datenbanken auf die neue Version konvertiert. Das kann, je nach Grösse der Datenbank, einige Zeit beanspruchen. Für jede Datenbank wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet, die über den Stand der Konvertierung informiert.

Solange die Konvertierung läuft, darf der Computer nicht neu gestartet oder Windows beendet werden!

Schliessen Sie die Installation mit **[Fertig stellen]** ab.

Eine **UpdateLog**-Datei mit einer Auflistung sämtlicher Dateien, die beim Programmupdate auf den Server kopiert wurden und mit einer Bestätigung, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, finden Sie im Installationsordner von **MagIC Net** (Standard: C:\Programme\Metrohm\MagIC Net) auf dem Server unter bin\InstallLog.

10

Falls bei dem Server-Update Zusatzlizenzen entfernt wurden, oder weitere Zusatzlizenzen hinzugefügt werden sollen, können diese vom **Administrator** in **MagIC Net** eingegeben werden (Dialog: **Konfigura-**

tion ► Extras ► Programmadministration ► Lizenzen ► Lizenzen hinzufügen).

11 Clients updaten

Legen Sie die Installations-CD der Reihe nach auf jedem Client ein und starten Sie die Datei **setup.exe**. Wählen Sie dann **Programm reparieren/aktualisieren** und klicken Sie auf **[Weiter]**. Schliessen Sie die Installation mit **[Fertig stellen]** ab.



Hinweis

Um das Update vieler Clients zu erleichtern, kann die Installation von CD auf ein beschreibbares Medium kopiert und die Datei **magic_init.ini** modifiziert werden. Dort können benutzerdefinierte Werte für die Installation vorgegeben werden (Lizenzcode, Installationspfad, Servername,...), so dass man sich nur noch durch die Installation klicken muss.

Eine **UpdateLog**-Datei mit einer Auflistung sämtlicher Dateien, die beim Programmupdate auf dem Client-Rechner kopiert wurden und mit einer Bestätigung, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, finden Sie im Installationsordner von **MagIC Net** (Standard: C:\Programme\Metrohm\MagIC Net) auf dem Client unter bin\InstallLog.