

离子色谱应用 No.C-38

题目： 4%硼酸中五种阳离子的分析

概要： 应用阳离子色谱电导检测器检测 4%硼酸中的钠、铵根、钾、钙和镁离子。

样品： 4%硼酸


样品制备： ---

色谱柱： 6.1010.100 Metrosep C1

流动相： 4.0 mmol/L 酒石酸，1 mmol/L 吡啶二羧酸

流速： 1.0 mL/min

进样体积： 100 μ L

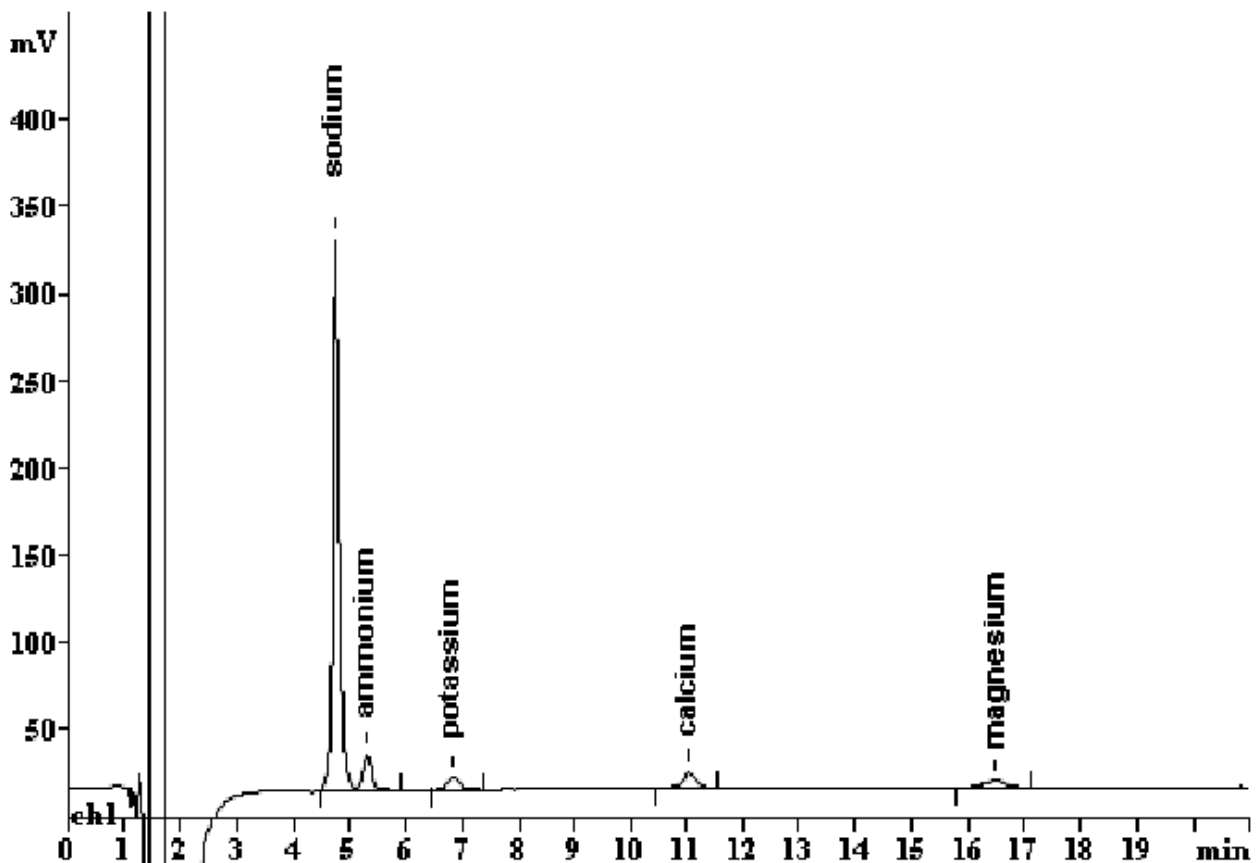

结果:	钠	铵根	钾	钙	镁
	μ g/L	μ g/L	μ g/L	μ g/L	μ g/L
	325	26.4	29.7	25.1	8.5