

离子色谱应用 No.C-107

题目： 在 Metrosep C3-250 上分析羟胺、乙醇胺、三乙醇胺和酰肼

概要： 应用阳离子色谱电导检测器检测羟胺、乙醇胺、三乙醇胺和酰肼。

样品： 标准溶液

样品制备： 无


色谱柱： 6.1010.430 Metrosep C3-250

流动相： 5 mmol/L 硝酸

10% 丙酮

流速： 1.0 mL/min

进样体积： 10 μ L

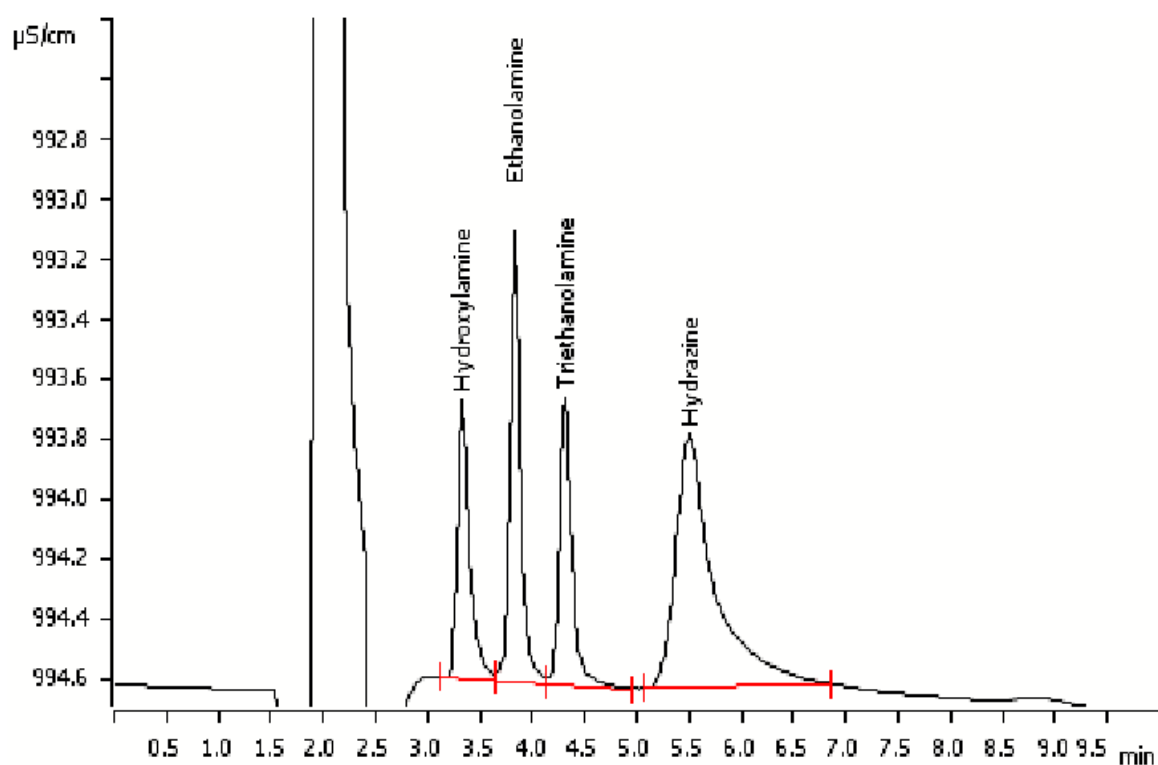

结果：	羟胺	乙醇胺	三乙醇胺	酰肼
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	20	5	10	10

