

离子色谱应用 No.C-120

题目： 有钠和钙离子存在下氯化氨甲酰甲胆碱和 HPTA (2-羟基-丙基-三甲基氯化

概要： 应用阳离子色谱电导检测器检测钠和钙离子存在下氯化氨甲酰甲胆碱和

样品： 标准溶液


样品制备： ---

色谱柱： 6.1050.420 Metrosep C4-150

流动相： 3.5 mmol/L 硝酸，10% 丙酮

流速： 1.0 mL/min

进样体积： 20 μ L

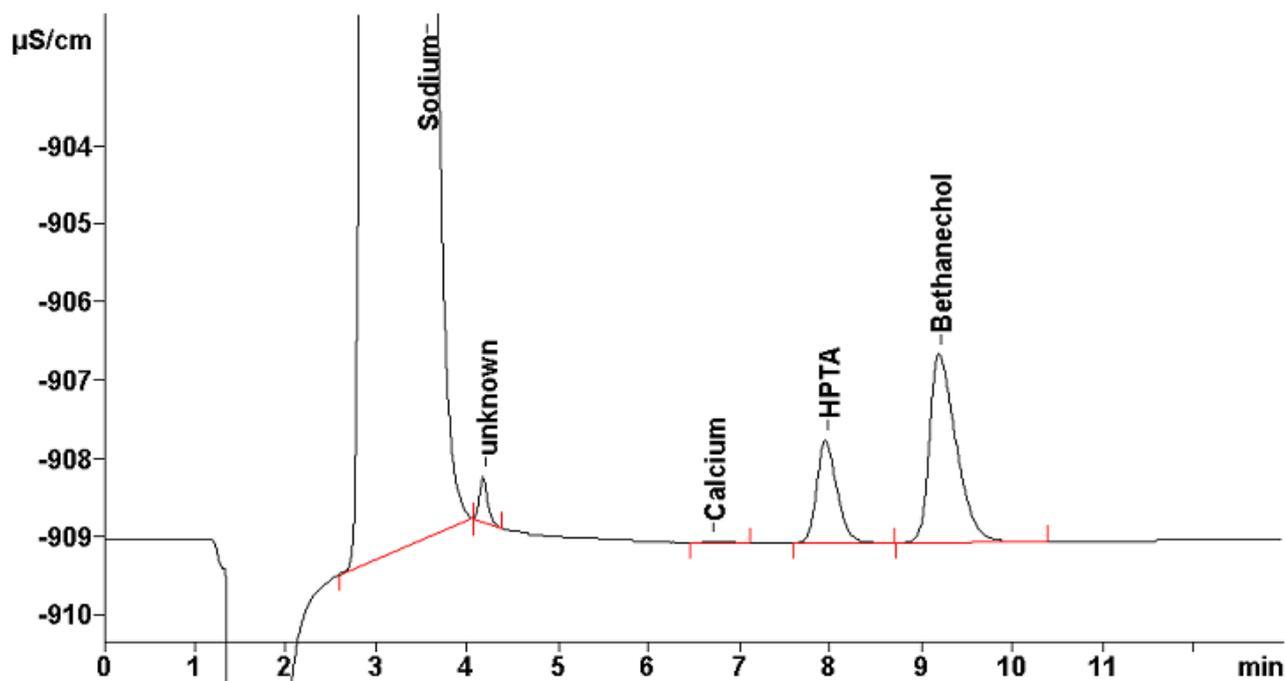

结果:	钠 mg/L	钙 mg/L	HPTA mg/L	氨甲酰甲胆碱 mg/L
	n.q.	n.q.	20	40