

dProfitrode



6.00204.300

Sensormerkblatt

8.0109.8005DE / v8 / 2023-03-31



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Schweiz
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

dProfitrode

6.00204.300

Sensormerkblatt

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Bei dieser Dokumentation handelt es sich um ein Originaldokument.

Diese Dokumentation wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezügliche Hinweise an die obenstehende Adresse.

Haftungsausschluss

Von der Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen sind Mängel, die auf Umstände zurückgehen, die nicht von Metrohm zu verantworten sind, wie unsachgemässe Lagerung, unsachgemässer Gebrauch etc. Eigenmächtige Veränderungen am Produkt (z. B. Umbauten oder Anbauten) schliessen jegliche Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden und deren Folgen aus. Anleitungen und Hinweise in der Produktdokumentation der Metrohm sind strikt zu befolgen. Andernfalls ist die Haftung von Metrohm ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	1
1.1	dProfitrode – Produktbeschreibung	1
1.2	dProfitrode – Übersicht	1
2	Funktionsbeschreibung	2
2.1	pH-Elektrode – Funktionsbeschreibung	2
3	Lieferung und Verpackung	3
3.1	Lieferung	3
3.2	Verpackung	3
3.3	Elektrode auspacken und überprüfen	3
3.4	dProfitrode aufbewahren	4
4	Installation	6
4.1	dProfitrode vorbereiten	6
4.2	Elektrode montieren	7
5	Bedienung und Betrieb	9
5.1	pH-Elektrode kalibrieren	9
6	Wartung	10
6.1	dProfitrode – Elektrolyt ersetzen	10
6.2	pH-Elektrode reinigen	10
7	Störungsbehebung	11
8	pH-Elektrode – Entsorgung	13
9	Technische Daten	14
9.1	Umgebungsbedingungen	14
9.2	pH-Elektrode – Dimensionen	14
9.3	pH-Elektrode – Gehäuse	14
9.4	pH-Elektrode – Spezifikationen Anschlüsse	14
9.5	dTrode – Spezifikationen Anzeige	15
9.6	dProfitrode – Spezifikationen Messung	15
9.7	dTrode – Analoge Messschaltung	15

1 Überblick

1.1 dProfitrode – Produktbeschreibung

Die dProfitrode ist eine kombinierte pH-Glaselektrode für Messungen in schwierigen Medien. Die dProfitrode ist eine dTrode (digitale Elektrode) für OMNIS.

1.2 dProfitrode – Übersicht

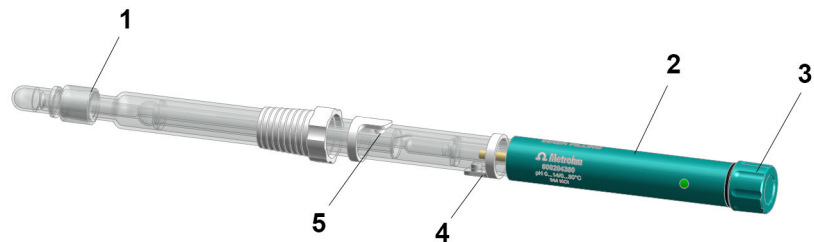


Abbildung 1 dProfitrode

1 Schliffdiaphragma
Lösbar.

2 Elektrodenkopf

3 Schutzkappe

4 Einfüllöffnung
Für den äusseren Elektrolyt.

5 Einfüllöffnung
Für den inneren Elektrolyt.

3 Lieferung und Verpackung

3.1 Lieferung

Sofort nach Erhalt die Lieferung kontrollieren:

- Lieferung anhand des Lieferscheins auf Vollständigkeit prüfen.
- Produkt auf Schäden prüfen.
- Falls die Lieferung unvollständig oder beschädigt ist, den regionalen Metrohm-Vertreter kontaktieren.

3.2 Verpackung

Produkt und Zubehör werden in einer schützenden Spezialverpackung geliefert. Diese Verpackung unbedingt aufbewahren, um einen sicheren Transport des Produkts zu gewährleisten. Falls eine Transportsicherung vorhanden ist, auch diese aufbewahren und wiederverwenden.

3.3 Elektrode auspacken und überprüfen

1 Elektrode auspacken

Elektrode mit Aufbewahrungsgefäß aus der Verpackung entnehmen.

2 Aufbewahrungsgefäß entfernen

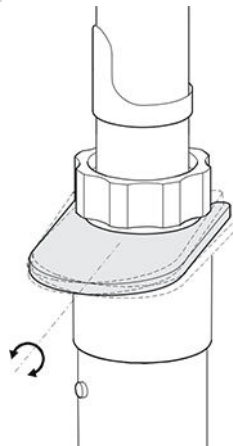


Abbildung 2 Elektrode aus Aufbewahrungsgefäß lösen

- Elektrode und Aufbewahrungsgefäß mit einer Hand umfassen, sodass die Elektrode nicht entgleiten kann.



3 Die Einfüllöffnungen und verschliessen.

4.2 Elektrode montieren



Die Elektrode muss fest im Titrierkopf sitzen.

i Achten Sie bei automatischen Vorgängen darauf, dass die Kabel genügend Spiel haben.

Während der Titration ist es wichtig, dass die Lösung gut gemischt wird. Die Rührgeschwindigkeit sollte so gross sein, dass ein kleiner "Rührtrichter" entsteht. Ist die Rührgeschwindigkeit zu hoch, werden Luftblasen angesaugt. Diese können zu falschen Messwerten führen. Eine zu niedrige Rührgeschwindigkeit führt dazu, dass die Lösung nur langsam durchmischt wird und die Ansprechzeit oder die Titrationszeit sich entsprechend erhöht.

Damit die Messung nach der Titriermittelzugabe in einer gut gemischten Lösung erfolgt, sollte die Titrierspitze an einer Stelle sein, wo die Turbulenz gross ist. Ausserdem sollte der Weg von der Titriermittelzugabe zur Elektrode möglichst gross sein. Berücksichtigen Sie also die Rührrichtung (Gegenuhrzeigersinn bzw. Uhrzeigersinn) bei der Positionierung von Elektrode und Titrierspitze.

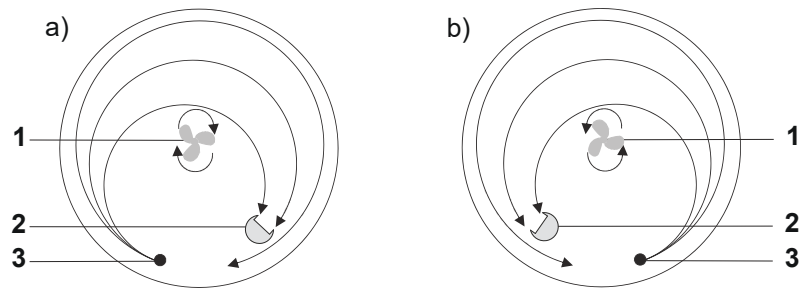


Abbildung 3 Schematische Anordnung von Stabrührer, Elektrode und Titrationspitze während einer Titration. a) Rührrichtung im Uhrzeigersinn, b) Rührrichtung im Gegenuhrzeigersinn.

1 Stabrührer

2 Elektrode

3 Titrationspitze

5 Bedienung und Betrieb

5.1 pH-Elektrode kalibrieren

- 1 Die Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen.
- 2 **Elektrode mit erstem Puffer kalibrieren**
Die Elektrode in Pufferlösung (pH 7) eintauchen und Kalibrierung starten.
- 3 Nach erfolgreicher Messung die Elektrode aus dem Puffer herausnehmen und mit destilliertem Wasser abspülen.
- 4 **Elektrode mit zweitem Puffer kalibrieren**
Schritt 2 und Schritt 3 mit dem zweiten Puffer wiederholen.
- 5 **Bei Bedarf Elektrode mit drittem Puffer kalibrieren**
Schritt 2 und Schritt 3 mit dem dritten Puffer wiederholen.
- 6 Anhand folgender Informationen entscheiden, ob die Elektrode den Anforderungen entspricht:
 - **Steilheit:**
95 ... 103 %
 - **pH:**
6.5 ... 7.5
 - **Offset Potential:**
-30 ... 30 mV




6 Wartung

6.1 dProfitrode – Elektrolyt ersetzen

- 1 Die Einfüllöffnungen und öffnen.
- 2 Das lösbare Schliffdiaphragma herunterschieben und den Brückenelektrolyt ausfliessen lassen. Anschliessend das Schliffdiaphragma wieder hochdrücken.
- 3 Die Brückenelektrolytkammer mit dem neuen Elektrolyten spülen.
- 4 Die Elektrode bis zu den Einfüllöffnungen mit Elektrolyt füllen.
- 5 Die Einfüllöffnungen und schliessen, falls die Elektrode nicht sofort verwendet wird.
- 6 Die Elektrode über Nacht in Aufbewahrungslösung getaucht aufbewahren.
Die Elektrode kann anschliessend wieder eingesetzt werden.

6.2 pH-Elektrode reinigen

- 1  Die Elektrode nie im Ultraschallbad behandeln. Die Elektrode könnte dabei beschädigt werden.

Die Elektrode mit destilliertem Wasser spülen.


7 Störungsbehebung

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Diaphragma ist blockiert	Das Elektrolyt im Aufbewahrungsgefäß ist verdunstet.	Die Elektrode in heisses Wasser (max. 70 °C) eintauchen. Optional dem Wasser etwas Spülmittel beimengen.
Der Messwert stellt sich nur schleppend ein	Elektrostatistische Aufladung	Die Glasmembran nicht mit einem Tuch abtupfen.
	Ablagerungen von Feststoffen auf der Membranoberfläche	Elektrode mit Lösungsmittel/starker Säure reinigen.
	Ablagerung von Protein auf der Membranoberfläche	Elektrode mit 5 % Pepsin in 0.1 mol/L HCl reinigen.
Nullpunktverschiebung	Elektrode wurde trocken gelagert	Elektrode über Nacht in Aufbewahrungslösung lagern.
	Ablagerungen von Feststoffen auf der Membranoberfläche	Elektrode mit Lösungsmittel/starker Säure reinigen.
	Ablagerung von Protein auf der Membranoberfläche	Elektrode mit 5 % Pepsin in 0.1 mol/L HCl reinigen.
	Referenzsystem verschmutzt oder ausgetrocknet	Das Referenzsystem mit Referenzelektrolyt reinigen und neu befüllen, danach Elektrode in Aufbewahrungslösung aufbewahren.
	Schliffdiaphragma verschmutzt	Elektrode mit pHit kit (6.2325.000) reinigen.
Zu geringe Steilheit	Ablagerungen von Feststoffen auf der Membranoberfläche	Elektrode mit Lösungsmittel/starker Säure reinigen.



Problem	Ursache	Abhilfe
	Ablagerung von Protein auf der Membranoberfläche	Elektrode mit 5 % Pepsin in 0.1 mol/L HCl reinigen.
	Referenzsystem verschmutzt oder ausgetrocknet	Das Referenzsystem mit Referenzelektrolyt reinigen und neu befüllen, danach Elektrode in Aufbewahrungslösung aufbewahren.
	Schliffdiaphragma verschmutzt	Elektrode mit pHit kit (6.2325.000) reinigen.

8 pH-Elektrode – Entsorgung

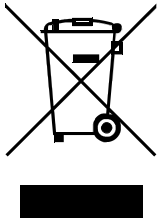

Dieses Produkt fällt unter die Europäische Richtlinie, WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

Die korrekte Entsorgung des alten Produkts vermindert negative Folgen für Umwelt und Gesundheit.

1 Elektrolyt entleeren

Schliffdiaphragma lösen und Elektrolyt auslaufen lassen.

2 Elektrolyt entsorgen

Elektrolyt gemäss den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

3 Elektrode entsorgen

Die Elektrode der Elektroschrott-Wiederverwertung zuführen.

Lokale Behörden, Entsorgungsdienste oder Händler liefern genauere Informationen zur Entsorgung.



9 Technische Daten

9.1 Umgebungsbedingungen

Nomineller Funktionsbereich	+5 ... +45 °C	bei max. 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerung	+5 ... +45 °C	

9.2 pH-Elektrode – Dimensionen

Abmessungen

<i>Schaftdurchmesser</i>	12 mm
<i>Maximale Einbaulänge</i>	125 mm

9.3 pH-Elektrode – Gehäuse

Materialien

<i>Schaftmaterial</i>	Glas
-----------------------	------

9.4 pH-Elektrode – Spezifikationen Anschlüsse

Anschluss	Metrohm-Steckkopf Q
-----------	---------------------

9.5 dTrode – Spezifikationen Anzeige

Statusanzeige LED grün-rot

9.6 dProfitrode – Spezifikationen Messung

pH-Bereich 0 ... 14

Temperaturbereich

Kurzfristig 0 ... 100 °C

Langfristig 0 ... 80 °C

Minimale Eintauchtiefe 30 mm

9.7 dTrode – Analoge Messschaltung

Potentiometrisch

Messbereich -1'900 ... +1'900 mV

Auflösung 1.28 µV

Messgenauigkeit ±0.5 mV im Messbereich
-1'900 ... +1'900 mV

Eingangswiderstand $\geq 1 \cdot 10^{12} \Omega$

Offsetstrom $\leq \pm 1 \cdot 10^{-12} A$

Temperatur

Pt1000

Messbereich -150 ... +250 °C

Auflösung ca. 0.002 °C

Messgenauigkeit ±0.4 °C im Messbereich
-20.0 ... +150.0 °C

Referenzbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit $\leq 60 \%$

Umgebungstemperatur +25 °C (±3 °C)




Gerätezustand

min. 30 Minuten in
Betrieb

Messgenauigkeit

gilt für alle Messberei-
che ohne Fehler des
Sensors, unter Refe-
renzbedingungen, Mes-
sintervall 100 ms

 Gültig an den Messkontakten der im Sensor verbauten analogen Messschaltung. Diese Anschlüsse sind im verbauten Zustand nicht zugänglich.