

dPt electrodo de anillo



6.00403.300

Hoja informativa del sensor

8.0109.8009ES / v6 / 2023-03-31



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Suiza
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

dPt electrodo de anillo

6.00403.300

Hoja informativa del sensor

8.0109.8009ES / v6 /
2023-03-31

Esta documentación está protegida con derechos de autor. Todos los derechos reservados.

Esta documentación constituye un documento original.

Esta documentación se ha elaborado con la mayor precisión. No obstante puede que haya algún error. Le rogamos nos informe de eventuales errores a la dirección arriba indicada.

Exención de responsabilidad

La garantía no incluye deficiencias que surjan por circunstancias que no sean responsabilidad de Metrohm, tales como un almacenamiento inadecuado, uso inapropiado, etc. Las modificaciones no autorizadas en el producto (por ejemplo, conversiones o accesorios) excluyen cualquier responsabilidad del fabricante por los daños resultantes y sus consecuencias. Deben seguirse estrictamente las instrucciones y notas de la documentación del producto de Metrohm. En caso contrario, queda excluida la responsabilidad de Metrohm.

Índice

1	Información general	1
1.1	dPt electrodo de anillo – Descripción de producto	1
1.2	Electrodo de anillo dPt – Vista general	1
2	Descripción de funciones	2
2.1	Pt electrodo de metal – Descripción de funciones	2
3	Entrega y embalaje	3
3.1	Entrega	3
3.2	Embalaje	3
3.3	Desembalaje y verificación del sensor	3
3.4	Conservación del dPt electrodo de anillo	4
4	Instalación	6
4.1	Preparación del dPt electrodo de anillo	6
4.2	Montaje del electrodo	7
5	Mantenimiento	9
5.1	Electrodo de metal – Cambio/llenado del electrolito	9
5.2	Comprobación del dPt electrodo de anillo	9
6	Solución de averías	11
7	Electrodo – Eliminación	12
8	Características técnicas	13
8.1	Condiciones ambientales	13
8.2	Electrodo de metal – Dimensiones	13
8.3	Electrodo de metal – Carcasa	13
8.4	Electrodo de metal – Especificaciones de conectores	13
8.5	dTrodes – Especificaciones de pantalla	14
8.6	dPt electrodo de anillo – Especificaciones de medida	14
8.7	dTrode – Circuito analógico	14

1 Información general

1.1 dPt electrodo de anillo – Descripción de producto

El dPt electrodo de anillo es un electrodo de metal combinado para titulaciones redox con modificación del valor de pH. El dPt electrodo de anillo es un dTrode (electrodo digital) para OMNIS.

1.2 Electrodo de anillo dPt – Vista general

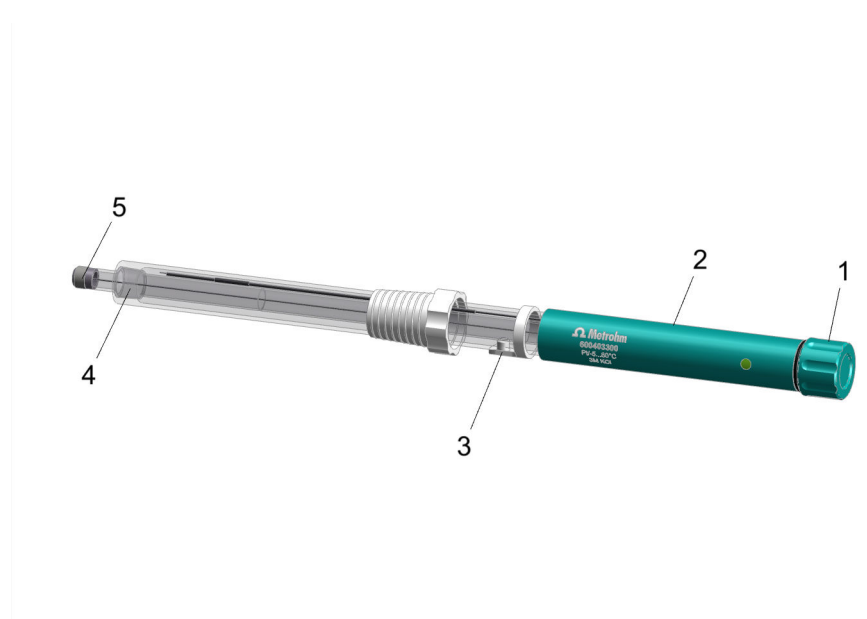


Figura 1 Electrodo de anillo dPt

1	Tapa protectora	2	Cabeza del electrodo
3	Orificio de llenado	4	Diafragma
5	Anillo metálico		



2 Descripción de funciones

2.1 Pt electrodo de metal – Descripción de funciones

Los Pt electrodos de metal poseen una superficie metálica desnuda que se expone a la solución. En caso de que en la solución de muestra haya iones redox-activos, en la superficie de platino (Pt) se establece un potencial dependiente de la concentración. Este equilibrio dependiente de la concentración se caracteriza por un potencial correspondiente (potencial de Galvani).

3 Entrega y embalaje

3.1 Entrega

Revise la entrega inmediatamente después de recibirla:

- Compruebe la integridad de la entrega mediante el albarán de entrega.
- Compruebe si el producto está dañado.
- Si la entrega está incompleta o dañada, póngase en contacto con el representante regional de Metrohm.

3.2 Embalaje

El producto y los accesorios se suministran en un embalaje especial muy bien protegido. Asegúrese de conservar este embalaje para garantizar un transporte seguro del producto. Si existe un tornillo fijador de transporte, guárdelo también y reutilícelo.

3.3 Desembalaje y verificación del sensor

AVISO

Evite ejercer una presión excesiva en la herramienta. Debido a esa presión, el sensor podría soltarse de una forma demasiado brusca.

i Los sensores defectuosos deben enviarse en el plazo de dos meses (a partir del día de entrega) para evaluar la garantía.

Accesorios necesarios:

- Herramienta para sensor fijo (incluida en el volumen de envío)

1 Desembalaje del sensor

Extraer el sensor con recipiente de almacenamiento del embalaje.

.....

i Como solución de conservación recomendamos electrolito de referencia.

3 Cierre el orificio de llenado (1-3).

i Conserve el electrodo siempre en la solución de conservación.

4.2 Montaje del electrodo



El electrodo debe estar bien colocado en el cabezal de titulación.

i En el caso de procesos automáticos procure que los cables dispongan de un huelgo suficiente.

Durante la titulación es importante que la solución se mezcle bien. La intensidad de la velocidad de agitación debería permitir la formación de un pequeño "embudo de agitación". Si la velocidad de agitación es demasiado elevada, se aspiran burbujas de aire. Estas pueden conllevar valores medidos incorrectos. Una velocidad de agitación demasiado baja hace que la solución se mezcle despacio y que el tiempo de respuesta o el tiempo de titulación aumenten de forma correspondiente.

Para que después de añadir el reactivo de titulación la medición se lleve a cabo en una solución bien mezclada, la punta de titulación debería hallarse en un lugar en el que la turbulencia sea grande. Además, el trecho desde la adición del reactivo de titulación hasta el electrodo debe ser lo más grande posible. Tenga en cuenta también la dirección de agitación (en sentido contrario a las agujas del reloj o en sentido de las agujas del reloj) al posicionar el electrodo y la punta de titulación.

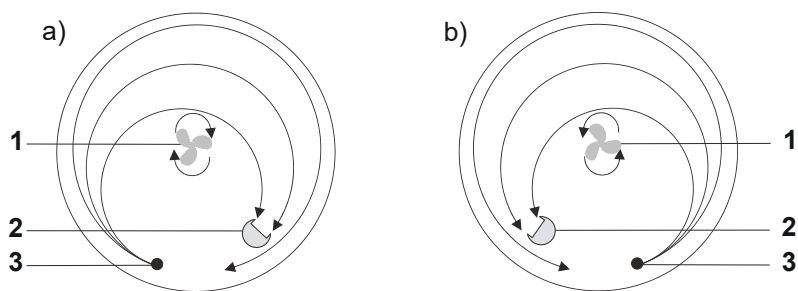


Figura 3 Disposición esquemática del agitador de varilla, del electrodo y de la punta de titulación durante una titulación. a) Dirección de agitación correspondiente a la de las agujas del reloj, b) dirección de agitación contraria a la de las agujas del reloj.

1 Agitador de varilla

2 Electrodo

3 Punta de titulación

5 Mantenimiento

5.1 Electrodo de metal – Cambio/llenado del electrolito

- 1 Abra el orificio de llenado.
- 2 Vacíe el electrodo con una pipeta de plástico.
- 3 Lave el interior del electrodo con el nuevo electrolito.
- 4 Llene el electrodo hasta el orificio de llenado con electrolito.
- 5 Cierre el orificio de llenado en caso de que no vaya a utilizar el electrodo inmediatamente.
- 6 Conserve el electrodo durante la noche sumergido en solución de electrolito.

A continuación, ya puede volver a utilizarse el electrodo.

5.2 Comprobación del dPt electrodo de anillo

Comprobación del electrodo mediante el estándar redox (6.2306.020)

- 1 Atempere el estándar redox en un baño de agua a 20 °C.
- 2 Mida el potencial del estándar redox mediante agitación.

Si el resultado de medición a 20 °C es + 250 mV (± 5 mV), significa que el electrodo se ha comprobado correctamente.

i En caso de que el resultado de medición no se corresponda con los datos medidos, limpie el electrodo y vuelva a ejecutar la prueba.

Puede consultar otros datos medidos para el estándar redox en la siguiente tabla:

Tabla 1 Datos medidos para el estándar redox (6.2306.020) en función de la temperatura




Temp. (°C)	10	20	25	30	40	50	60	70
mV ± 5	+ 265	+ 250	+ 243	+ 236	+ 221	+ 207	+ 183	+ 178

6 Solución de averías

Problema	Causa	Remedio
Comportamiento de ajuste lento	Las grasas y los aceites provocan en el electrodo una capa aislante.	Limpie el electrodo con disolvente.
	Si se utilizan soluciones débiles atenuadas con redox, pueden absorberse iones (p. ej. óxido) en la superficie del electrodo.	Tratamiento previo abrasivo, oxidativo (con soluciones oxidantes) o reductoras (en soluciones reductoras).
Potencial incorrecto	Las grasas y los aceites provocan en el electrodo una capa aislante.	Limpie el electrodo con disolvente.

7 Electrodo – Eliminación

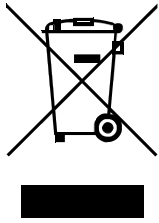

Este producto entra en el ámbito de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La correcta eliminación de su aparato usado ayuda a evitar los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

Para eliminar el electrodo proceda del siguiente modo:

1 Vaciado del electrolito

Libere el electrolito con una pipeta de plástico del electrodo.

2 Eliminación del electrolito

Elimine el electrolito según las disposiciones locales.

3 Eliminación del electrodo

Disponga el electrodo para su reciclaje como chatarra eléctrica.

Podrá obtener más información sobre la eliminación de su producto usado a través de las autoridades locales, de un servicio de recogida o del comercio distribuidor.

8 Características técnicas

8.1 Condiciones ambientales

Gama de funcionamiento nominal	+5...+45 °C	con una humedad relativa máxima del 80 %, sin condensación
Almacenamiento	+5...+45 °C	

8.2 Electrodo de metal – Dimensiones

Medidas

<i>Diámetro de la espiga</i>	12 mm
<i>Longitud de montaje máxima</i>	125 mm

8.3 Electrodo de metal – Carcasa

Materiales


<i>Material de la espiga</i>	Vidrio
------------------------------	--------

8.4 Electrodo de metal – Especificaciones de conectores

Conector	Cabezal enchufable Metrohm Q
----------	---------------------------------

Exactitud de la medida

válido para todas las gamas de medida sin error del sensor, bajo condiciones de referencia, intervalo de medida de 100 ms

 Válido en los contactos de medida del circuito analógico integrado en el sensor. Estas conexiones no son accesibles cuando la unidad está instalada.