

Eletrodo anel dPt



6.00403.300

Ficha informativa do sensor

8.0109.8009PT / 2023-03-31



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Suíça
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

Eletrodo anel dPt

6.00403.300

Ficha informativa do sensor

8.0109.8009PT /
2023-03-31

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau

Todos os direitos autorais desta documentação são protegidos. Reservados todos os direitos patrimoniais e autorais.

Esta documentação foi cuidadosamente elaborada. No entanto, ainda pode conter erros. Nesse caso, solicita-se o envio de comunicação sobre eventuais erros ao endereço acima indicado.

Aviso de isenção de responsabilidade

Estão expressamente excluídas da garantia defeitos que não sejam da responsabilidade da Metrohm como armazenamento ou uso irregular, etc. As modificações não autorizadas do produto (por exemplo, conversões ou anexos) excluem qualquer responsabilidade por parte do fabricante pelos danos resultantes e suas consequências. As instruções e notas na documentação do produto da Metrohm devem ser rigorosamente seguidas. Caso contrário, a responsabilidade de Metrohm está excluída.

Índice

1	Visão geral	1
1.1	Eletrodo anel dPt – descrição do produto	1
1.2	Eletrodo anel dPt – Visão geral	1
2	Descrição do funcionamento	2
2.1	Eletrodo metálico de Pt – descrição do funcionamento	2
3	Entrega e embalagem	3
3.1	Entrega	3
3.2	Embalagem	3
3.3	Desembalar e verificar o sensor	3
3.4	Armazenar Eletrodo anel dPt	4
4	Instalação	6
4.1	Preparar o Eletrodo anel dPt	6
4.2	Montar o eletrodo	7
5	Manutenção	9
5.1	Eletrodo metálico – substituir/preencher com eletrólito	9
5.2	Testar o Eletrodo anel dPt	9
6	Solução de problemas	11
7	Eletrodo – Eliminação	12
8	Dados técnicos	13
8.1	Condições ambientais	13
8.2	Eletrodo metálico – dimensões	13
8.3	Eletrodo metálico – carcaça	13
8.4	Eletrodo metálico – especificações das conexões	13
8.5	dTrodes – Especificações de exibição	14
8.6	Eletrodo anel dPt – especificações de medição	14
8.7	dTrode – Comutação de medição analógica	14

1 Visão geral

1.1 Eletrodo anel dPt – descrição do produto

O Eletrodo anel dPt é um eletrodo metálico combinado para titulações de oxirredução com alteração do valor de pH. O Eletrodo anel dPt é um dTrode (eletrodo digital) para OMNIS.

1.2 Eletrodo anel dPt – Visão geral

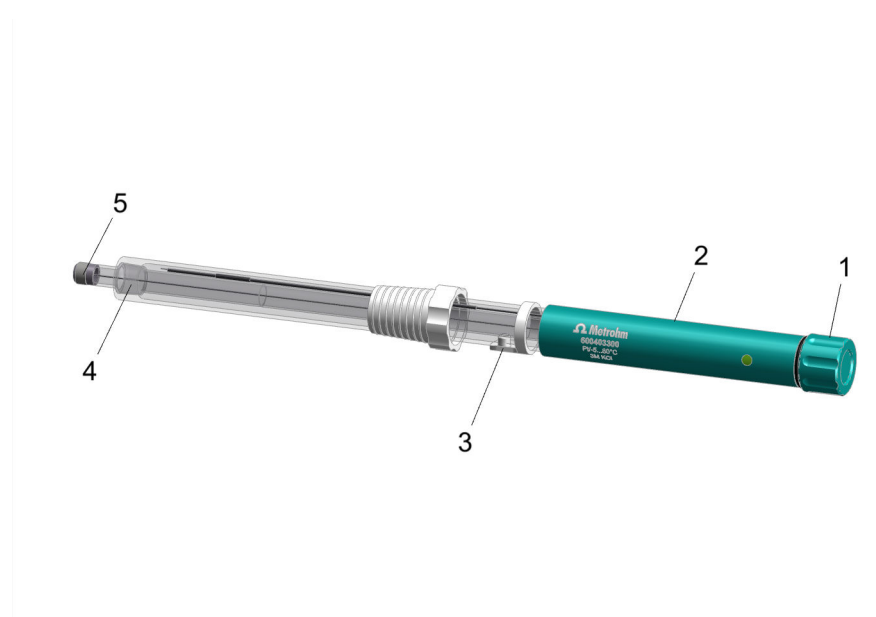


Figura 1 Eletrodo anel dPt

1 Tampa de proteção

2 Cabeça do eletrodo

3 Abertura de enchimento

4 Diafragma

5 Anel metálico

2 Descrição do funcionamento

2.1 Eletrodo metálico de Pt – descrição do funcionamento

Os eletrodos metálicos de Pt têm uma superfície de metal polido que é exposta à solução. Caso existam íons oxirredutores na solução da amostra, na superfície de Pt forma-se um potencial dependente da concentração. Esse equilíbrio dependente da concentração é caracterizado por um potencial correspondente (potencial galvânico).

3 Entrega e embalagem

3.1 Entrega

Verificar a entrega imediatamente após o recebimento:

- Verificar se a entrega está completa utilizando a nota de entrega.
- Verificar se há danos no produto.
- Se a entrega estiver incompleta ou danificada, entre em contato com o representante da Metrohm local.

3.2 Embalagem

O produto e os acessórios são entregues em uma embalagem especial de proteção. Certificar-se de guardar esta embalagem, para garantir o transporte seguro do produto. Se houver um parafuso de fixação para transporte, este deve ser guardado e reutilizado.

3.3 Desembalar e verificar o sensor

AVISO

Evitar excesso de pressão sobre a ferramenta. Caso contrário, o sensor poderia se soltar de modo muito abrupto.

i Os sensores defeituosos devem ser enviados para avaliação da garantia dentro de dois meses (contados a partir do dia da entrega).

Acessórios necessários:

- Ferramenta para sensores instalados fixamente (fornecida)

1 Desempacotar o sensor

Retirar da embalagem o sensor com o recipiente de conservação.

2 Remover o recipiente de conservação

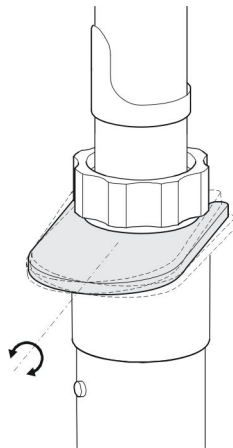


Figura 2 Soltar o sensor do recipiente de conservação

- Segurar o sensor e o recipiente de conservação com uma mão para que o sensor não escorregue.
- Posicionar a ferramenta entre o recipiente de conservação e a manga da abertura.
- Mover a ferramenta **cuidadosamente** de um lado para o outro até que o sensor se solte.

Não mover a ferramenta para cima!

3 Verificar o funcionamento do sensor

- **Preparar o sensor:**
(ver "Preparar o Eletrodo anel dPt", página 6)
- **Testar o eletrodo:**
(ver "Testar o Eletrodo anel dPt", página 9)

3.4 Armazenar Eletrodo anel dPt

Para proteger a cabeça do eletrodo da água, solventes, poeira e influências mecânicas, ela deve ser armazenada da seguinte forma:

- 1** Rosquear a tampa de proteção (1-1) na cabeça do eletrodo (1-2).
- 2** Armazenar o eletrodo no recipiente de conservação. Ao fazer isso, o diafragma (1-4) deve ficar submerso na solução de armazenamento correspondente.

i Recomendamos o eletrólito de referência como solução de armazenamento.

3 Fechar a abertura de enchimento (1-3).

i Sempre manter o eletrodo na solução de armazenamento.

4.2 Montar o eletrodo



O eletrodo deve estar assentado com firmeza na cabeça de titulação.

i Em procedimentos totalmente automáticos, deixar uma folga suficiente para o cabo.

Durante a titulação é importante que a solução seja bem misturada. A velocidade de agitação deve ser elevada o suficiente para que se forme um pequeno vórtice. Se a velocidade de agitação for muito elevada, serão aspiradas bolhas de ar. Essas bolhas podem provocar valores medidos incorretos. Uma velocidade de agitação baixa demais faz com que a solução se misture lentamente, aumentando assim o tempo de resposta ou o tempo da titulação.

Para que, após a adição de titulante, a medição seja efetuada em uma solução bem misturada, a ponta de titulação deve estar em um ponto onde a turbulência seja elevada. Além disso, o percurso entre a adição de titulante e o eletrodo deve ser o maior possível. Leve em consideração também o sentido da agitação (sentido anti-horário ou sentido horário) durante o posicionamento dos eletrodos ou da ponta de titulação.

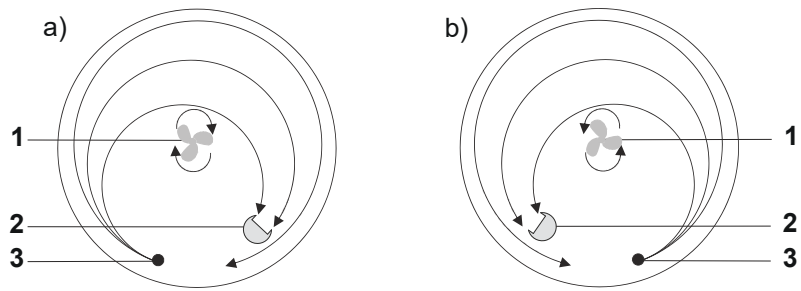


Figura 3 Disposição esquemática do agitador mecânico, dos eletrodos e da ponta de titulação durante uma titulação. a) Agitação no sentido horário, b) Agitação no sentido anti-horário.

1 Agitador mecânico

2 Eletrodo

3 Ponta de titulação

5 Manutenção

5.1 Eletrodo metálico – substituir/preencher com eletrólito

- 1 Abrir a abertura de enchimento.
- 2 Esvaziar o eletrodo com uma pipeta de plástico.
- 3 Enxaguar a parte interior do eletrodo com o eletrólito novo.
- 4 Preencher o eletrodo com eletrólito até a abertura de enchimento.
- 5 Fechar a abertura de enchimento, se não for necessário usar o eletrodo imediatamente.
- 6 Durante a noite, armazenar o eletrodo mergulhado na solução de eletrólito.

Em seguida, o eletrodo pode voltar a ser utilizado.

5.2 Testar o Eletrodo anel dPt

Testar o eletrodo por meio de padrão de oxirredução (6.2306.020)

- 1 Temperar o padrão redox em banho-maria a 20 °C.
- 2 Medir o potencial do padrão redox com o agitador ligado.
Se o resultado da medição a 20 °C for + 250 mV (± 5 mV), o eletrodo terá sido testado com sucesso.
i Se o resultado da medição não corresponder aos dados de medição, limpar o eletrodo e realizar o teste novamente.

A seguinte tabela contém outros dados de medição relativos ao padrão redox:

Tabela 1 Dados de medição relativos ao padrão redox (6.2306.020) em função da temperatura




Temp. (°C)	10	20	25	30	40	50	60	70
mV ± 5	+ 265	+ 250	+ 243	+ 236	+ 221	+ 207	+ 183	+ 178

6 Solução de problemas

Problema	Causa	Como remediar
Comportamento de ajuste lento	Gorduras e óleos causam uma camada isolante no eletrodo.	Limpar o eletrodo com solvente.
	Se forem utilizadas soluções tampão de oxirredução, os íons (por exemplo, óxidos) podem ser absorvidos na superfície do eletrodo.	Pré-tratamento abrasivo, oxidante (com soluções oxidantes) ou redutor (com soluções redutoras).
Potencial incorreto	Gorduras e óleos causam uma camada isolante no eletrodo.	Limpar o eletrodo com solvente.

7 Eletrodo – Eliminação

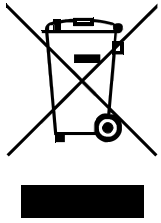

Este produto segue a diretiva europeia, WEEE – Diretiva relativa à eliminação e reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos.

O descarte correto de seu equipamento usado ajuda a evitar danos ao meio-ambiente e à saúde.

Proceda da seguinte forma para descartar o eletrodo:

1 Esvaziar o eletrólito

Remover o eletrólito do eletrodo com uma pipeta de plástico.

2 Eliminar o eletrólito

Eliminar o eletrólito de acordo com as determinações locais.

3 Eliminar o eletrodo

Descartar o eletrodo para reciclagem de lixo eletrônico.

Detalhes sobre a eliminação do seu produto usado podem ser obtidos das autoridades locais, de um serviço de descarte de resíduos ou do seu fornecedor.

8 Dados técnicos

8.1 Condições ambientais

Intervalo nominal de funcionamento de +5 até +45 °C com umidade relativa do ar máxima de 80%, sem condensação

Armazenamento de +5 até +45 °C

8.2 Eletrodo metálico – dimensões

Medidas

Diâmetro da abertura 12 mm

Comprimento máximo de instalação 125 mm

8.3 Eletrodo metálico – carcaça

Materiais

Material do encabadouro Vidro

8.4 Eletrodo metálico – especificações das conexões

Conexão Cabeça de encaixe Q
Metrohm

