


6.2162.000 Bluetooth® USB Adapter

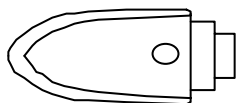

For Metrohm Titrandos systems
with 840 Touch Control

not for PC Control or Tiamo

Specification

Bluetooth® V1.1 qualified Class 2 device
Range 10 m, supported services: *HCRP Hardcopy Cable Replacement Profile, SPP Serial Port Profile*

Installation


No driver installation needed.

Minimal requirements

Touch Control 4.0
Software version 5.840.0130

Connection

Plug adapter into an USB connector of a Titrandos, Titrosampler, USB Sample Processor or Dosing Interface. Switch on the Touch Control. The adapter will be recognized automatically.

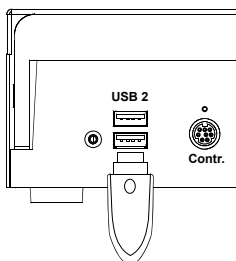


Function check

- Select **Bluetooth Adapter** in the **Device manager** of the Touch Control and press **[Edit]**.
- Press **[Find device]**. All activated Bluetooth devices and adapters within the recognition range of the Bluetooth USB adapter are scanned and displayed.

More information, see Instruction for use of the 840 Touch Control.

6.2162.000 Bluetooth® USB Adapter

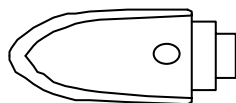

Für Metrohm Titrandos-Systeme
mit 840 Touch Control

nicht für PC Control oder Tiamo

Spezifikation

Bluetooth® V1.1 qualified Class 2 device
Reichweite 10 m, unterstützte Dienste: *HCRP Hardcopy Cable Replacement Profile, SPP Serial Port Profile*

Installation


Keine Treiberinstallation erforderlich.

Min. Voraussetzung

Touch Control 4.0
Software Version 5.840.0130

Anschliessen

Adapter an einen USB-Anschluss des Titrandos, Titrosamplers, USB Sample Processors oder Dosing Interfaces anschliessen. Danach den Touch Control einschalten. Der Adapter wird automatisch erkannt.

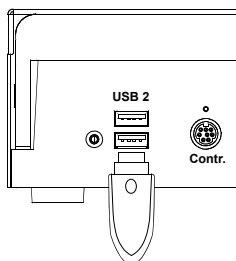


Funktionskontrolle

- Im **Gerätemanager** des Touch Control **Bluetooth Adapter** anwählen und **[Editieren]** drücken.
- **[Geräte suchen]** drücken. Es werden alle aktiven Bluetooth Geräte und Adapter im Empfangsbereich des Bluetooth USB Adapters gesucht und aufgelistet.

Weitere Informationen, siehe Gebrauchsanleitung 840 Touch Control.

6.2162.000 Bluetooth® USB Adapter

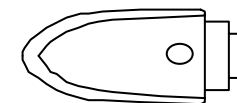

pour les systèmes Titrandos de
Metrohm avec 840 Touch Control

pas pour PC Control et Tiamo

Spécifications

Bluetooth® V1.1 qualified Class 2 device
Portée 10 m, services supportées: *HCRP Hardcopy Cable Replacement Profile, SPP Serial Port Profile*

Installation


Aucun pilote nécessaire.

Exigences min.

Touch Control 4.0
Software Version 5.840.0130

Connexion

Connecter l'adaptateur à un port USB du Titrandos, du Titrosampler, de l'USB Sample Processor ou du Dosing Interface. Puis allumer le Touch Control. L'adaptateur sera reconnu automatiquement.

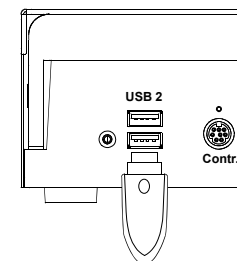

Contrôle de fonctionnement

- Dans le **Manager appareils** du Touch Control sélectionner **Bluetooth Adapter** ensuite appuyer sur **[Afficher]**.
- Appuyer sur **[Trouver appareil]**. Tous les appareils et adaptateurs Bluetooth actifs que se trouvent à portée de l'adaptateur USB sont listés.

Voir aussi le mode d'emploi du 840 Touch Control.