

1 Connecting the 700 Dosino

Switch off the control instrument before you connect the 700 Dosino and the adapter box.

Connecting a 700 Dosino to instruments with Mini-DIN connectors

Instruments:

- 736 GP Titrino, 751 GPD Titrino, 758 KFD Titrino, 785 DMP Titrino, 798 MPT Titrino, 799 GPT Titrino
- 711 Liquino
- 756 Coulometer or 831 Coulometer

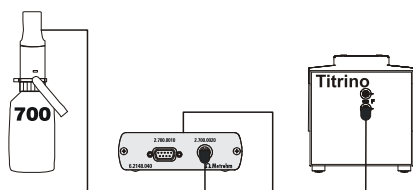


Figure 1 Example: 700 Dosino — adapter box — Titrino

Connecting a 700 Dosino to instruments with 9-pin D-sub connectors

Instruments:

- 693 VA Processor or 746 VA Processor
- 726 Titroprocessor or 796 Titroprocessor
- 730 Sample Changer with 729 Dosimat Interface

A 6.2134.200 cable is required.

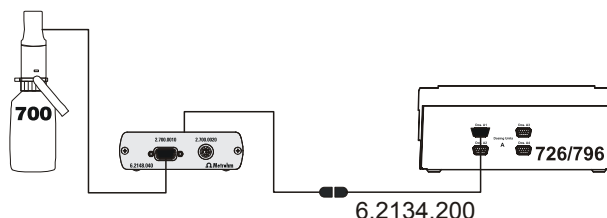


Figure 2 Example: 700 Dosino — adapter box — 6.2134.200 cable — 726/796 Titroprocessor



Warning

Do not connect two 700 Dosinos to the adapter box simultaneously by any means. This may cause a damage to the control instrument.

2 Anschliessen des 700 Dosino

Schalten Sie das Steuergerät aus, bevor Sie den 700 Dosino mit der Adapterbox anschliessen.

700 Dosino an Geräte mit Mini-DIN-Anschluss anschliessen

Geräte:

- 736 GP Titrimo, 751 GPD Titrimo, 758 KFD Titrimo, 785 DMP Titrimo, 798 MPT Titrimo, 799 GPT Titrimo
- 711 Liquino
- 756 Coulometer oder 831 Coulometer

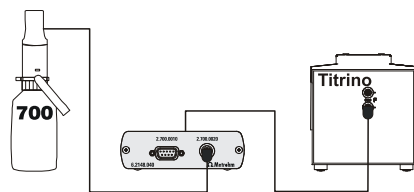


Abbildung 3 Beispiel: 700 Dosino — Adapterbox — Titrimo

700 Dosino an Geräte mit 9-poligem D-Sub-Anschluss anschliessen

Geräte:

- 693 VA Processor oder 746 VA Processor
- 726 Titroprocessor oder 796 Titroprocessor
- 730 Sample Changer mit 729 Dosimat Interface

Es wird das Adapterkabel 6.2134.200 benötigt.

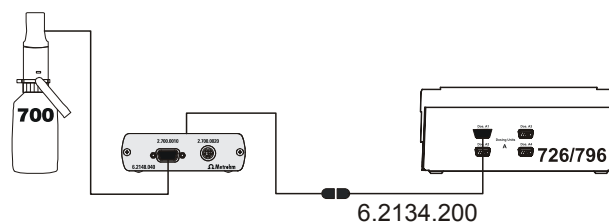


Abbildung 4 Beispiel: 700 Dosino — Adapterbox — Kabel 6.2134.200 — 726/796 Titroprocessor



Warnung

Schliessen Sie auf keinen Fall gleichzeitig zwei 700 Dosinos an der Adapterbox an. Dies kann einen Schaden am Steuergerät verursachen.