



1 Temperaturfühler

1.1 Allgemeines

Prüfen Sie unmittelbar nach Erhalt des Temperaturfühlers, ob er einwandfrei funktioniert. Temperaturfühler, die nicht einwandfrei funktionieren, müssen innerhalb von zwei Monaten (vom Tag der Lieferung an gerechnet) zur Garantieabklärung eingesandt werden. Wenn der Defekt nachweisbar auf einem Materialfehler oder Herstellungsfehler beruht, wird der Temperaturfühler kostenlos ersetzt. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.

1.2 Temperaturfühler applikationsabhängig wählen

Es ist sehr wichtig, in Abhängigkeit von der Applikation den geeigneten Temperaturfühler zu wählen:

Temperaturfühler aus Glas sind für alle flüssigen Probenarten geeignet. Für halb feste Materialien, wie z. B. Käse, Früchte etc., kann der Temperaturfühler aus Edelstahl verwendet werden. Dieser ist jedoch nicht beständig in korrosiven und stark sauren Medien.

1.3 Reinigen



VORSICHT

Behandeln Sie die Temperaturfühler nie im Ultraschallbad, da dies zu Schäden führen kann.

Der Temperaturfühler kann durch Eintauchen in ein geeignetes Lösungsmittel oder durch Abwischen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

1.4 Aufbewahren

Der Temperaturfühler muss trocken aufbewahrt werden.