



6.1204.220



6.1204.520

**DE****6.1204.220 / 6.1204.520 Antriebsachsen mit Quecksilberkontakt****Hinweise**

- Bitte beachten Sie das auf der Schutzfolie aufgedruckte **Mindesthaltbarkeitsdatum**. Dieser Artikel wurde unter Schutzatmosphäre verpackt, um die Quecksilberoxidation zu reduzieren. Im ungeöffneten Zustand ist er mindestens bis zum angegebenen Datum haltbar.
- Dieser Artikel ist **empfindlich gegen Stoss und Schlag**. Bitte behandeln Sie ihn mit entsprechender Vorsicht!
- Das angeschlossene Kabel soll **senkrecht** zur Antriebsachse frei abstehen, damit keine Scherkräfte auf das eingebaute Lager wirken!

**Recycling und Entsorgung**

Dieses Produkt enthält Quecksilber. Es fällt unter die Europäische Richtlinie 2012/19/EU, WEEE – Waste from Electrical and Electronic Equipment.

Die korrekte Entsorgung hilft negative Folgen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern.

Genauer zur Entsorgung erfahren Sie von den lokalen Behörden, von einem Entsorgungsdienst oder von Ihrer Metrohm-Vertretung.

**EN****6.1204.220 / 6.1204.520 Driving axles with mercury contact****Notes**

- Please note the **expiry date** printed on the protective foil. This article has been packaged in a protective atmosphere to reduce mercury oxidation. If unopened, it can be stored at least until the date indicated.
- This article is **sensitive to shock and impact**. Please handle it with care.
- The connected cable should be **vertical** to the driving axle and not obstructed so that no shearing forces are exerted on the built-in bearing.

**Recycling and disposal**

This product contains mercury. It is covered by European Directive 2012/19/EU, WEEE – Waste from Electrical and Electronic Equipment.

The correct disposal will help to prevent negative effects on the environment and public health.

More details on disposal can be obtained from your local authorities, from waste disposal companies or from your Metrohm representative.