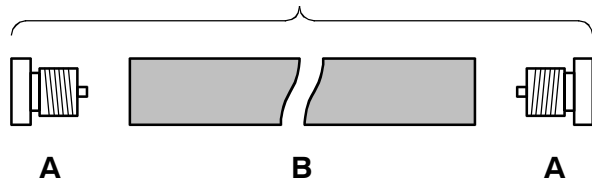


6.2828.100/6.2828.120

6.2828.100/6.2828.120 Glaskartuschenhalter

für 6.1006.020 ($L = 150$ mm) bzw. 6.1006.040 ($L = 70$ mm)
Säulenkartusche METROSEP Anion Dual 1; bestehend aus:

- 2 × **A** Endfitting
- 1 × **B** Hülse für Säulenkartusche

6.2828.110 Vorsäulenkartuschenhalter

für 6.1006.030 Vorsäulenkartusche METROSEP Anion Dual 1 und
6.1006.200 Anreicherungskartusche METROSEP Anion;
bestehend aus:

- 2 × **A** Endfitting
- 1 × **B** Hülse für Vorsäulenkartusche
- 1 × **C** Verbindungsstück

Vorgehen zur Halterung von Kartuschen


1. Endfittings (A) von Hülse (B) entfernen.
2. *Montage der Kartuschen 6.1006.020/6.1006.040:*
Säulenkartusche in Hülse (B) einführen (Flussrichtung der Säulenkartusche auf Hülse markieren, die Säulenkartusche sollte immer in derselben Flussrichtung betrieben werden).

Montage der Kartuschen 6.1006.030/6.1006.200:
Kartusche in Hülse (B) einführen.

3. Beide Endfittings (A) von Hand lose auf die Hülse (B) schrauben.
4. Beide Endfittings (A) erst von Hand, dann mit einem Schraubschlüssel ($\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ Umdrehung) anziehen.
5. Säule im Ionenchromatograph montieren.

Direkter Anschluss der Vorsäule an die Säule

Das oben beschriebene Vorgehen bleibt grundsätzlich gleich, Säulen-Eingang und Vorsäulen-Ausgang werden jedoch mit dem Verbindungsstück (C) verbunden.

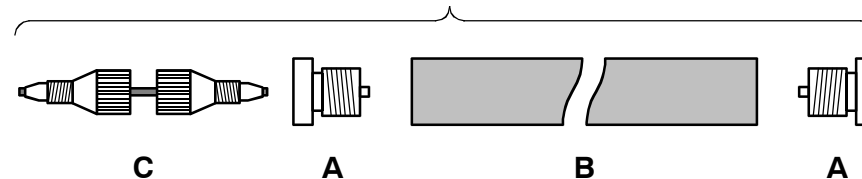6.2828.110

6.2828.100/6.2828.120 Support de cartouche en verre

pour cartouche-colonne METROSEP Anion Dual 1
6.1006.020 ($L = 150$ mm) ou 6.1006.040 ($L = 70$ mm); y
compris:

- 2 × **A** Manchon terminal
- 1 × **B** Douille pour cartouche-colonne

6.2828.110 Support de cartouche d'avant-colonne

pour cartouche d'avant-col. METROSEP Anion Dual 1 6.1006.030
et cartouch d'enrichissement des anions 6.1006.200;
y compris:

- 2 × **A** Manchon terminal
- 1 × **B** Douille pour cartouche d'avant-colonne
- 1 × **C** Raccord

Mise en place des cartouches dans le support

1. Retirer les manchons terminaux (A) de la douille (B).
2. *Montage des cartouches 6.1006.020/6.1006.040:*
Introduire la cartouche-colonne dans la douille (B) (marquer sur la douille la direction d'écoulement de la cartouche [qui devrait toujours rester la même]).
3. *Montage des cartouches 6.1006.030/6.1006.200:*
Introduire la cartouche dans la douille (B).
3. Visser à la main, sans trop serrer, les deux manchon terminaux (A) sur la douille (B).
4. Serrer d'abord à la main, puis avec la clé ($\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{4}$ de tour) les manchons terminaux (A).
5. Installer la colonne sur le Chromatographe ionique.

Raccordement direct de l'avant-col. à la colonne

On procède en principe comme décrit ci-dessus, sauf qu'on utilise le raccord (C) pour raccorder l'entrée de la colonne avec le sortie de l'avant-colonne.

6.2828.100/6.2828.120 Glass Cartridge Holder

for 6.1006.020 ($L = 150$ mm) or 6.1006.040 ($L = 70$ mm)
Column Cartridge METROSEP Anion Dual 1; comprising:

- 2 × **A** End fitting
- 1 × **B** Sleeve for column cartridge

6.2828.110 Precolumn Cartridge Holder

for 6.1006.030 Precolumn Cartridge METROSEP Anion Dual 1
and 6.1006.200 Enrichment Cartridge METROSEP Anion;
comprising:

- 2 × **A** End fitting
- 1 × **B** Sleeve for column cartridge
- 1 × **C** Connector

Procedure for mounting cartridges

1. Remove end fittings (A) from sleeve (B).
2. *Mounting the 6.1006.020/6.1006.040 cartridges:*
Insert column cartridge in sleeve (B) (mark flow direction of the column cartridge on sleeve, the column cartridge should always be operated in the same flow direction).

Mounting the 6.1006.030/6.1006.200 cartridges:
Insert precolumn cartridge in sleeve (B).

3. Screw two end fittings (A) loosely to sleeve (B) by hand.
4. Tighten two end fittings (A) first by hand then with a wrench ($\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ turn).
5. Mount column in the ion chromatograph.

Direct attachment of precolumn to the column

The procedure described above is basically the same except that connector (C) is used to connect the column input and the precolumn output.