


Waste Collector

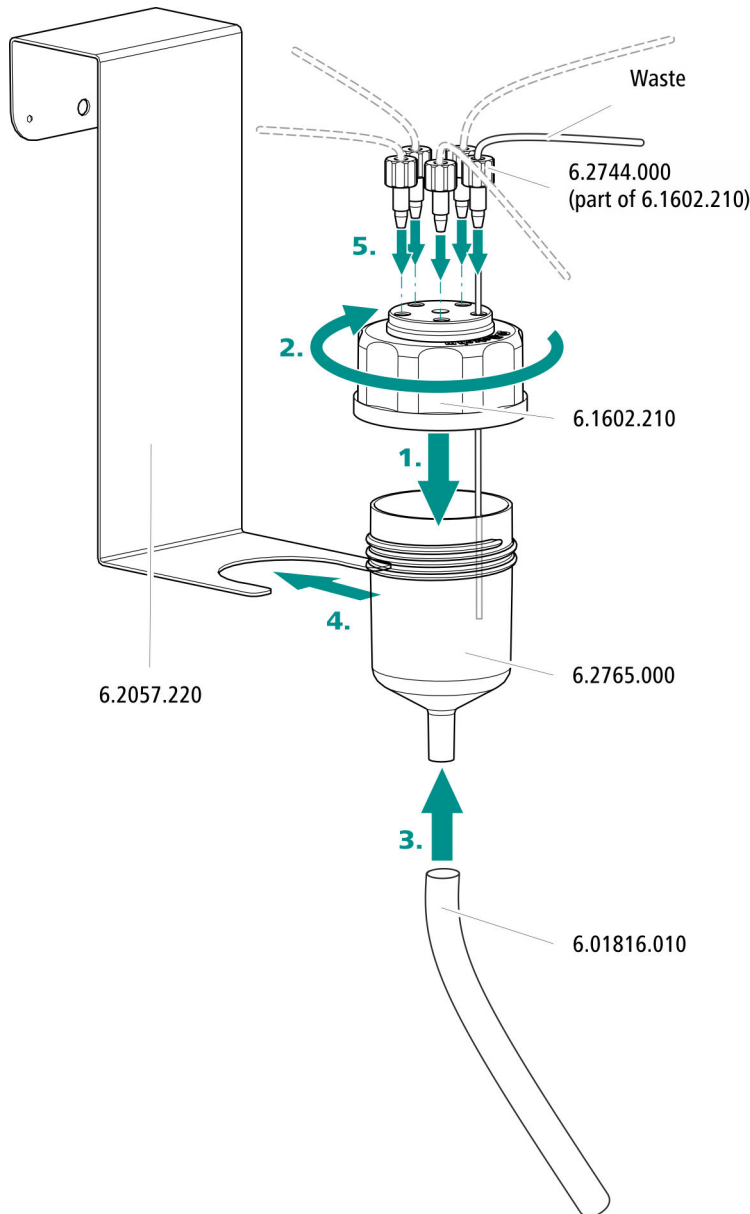

Waste Collector montieren 2

Installing the waste collector 2

Montar Waste Collector 3

Montage du Waste Collector 3

Waste Collector montieren

Der Waste Collector sammelt für den Abfall bestimmte Flüssigkeiten von maximal 5 Waste-Kapillaren. Der im Behälter gesammelte Abfall wird über einen Silikonschlauch zum Abfallbehälter transportiert.

Der Waste Collector wird am Flaschenhalter des IC-Gerätes eingehängt und erleichtert die optische Überwachung der Flüssigkeiten in den angeschlossenen Waste-Kapillaren.

Bestandteile der IC-Ausrüstung: Waste Collector

Bestellnummer	Bezeichnung
6.1602.210	Aufsatz 5 x UNF 10/32, inklusive 5 Druckschrauben (6.2744.000)
6.2765.000	Behälter mit Abfluss GL 45
6.01816.010	Schlauch Silikon, 8/12 mm, 2 m
6.2057.220	Halter zu Waste Collector

Montage

1. Den Waste Collector gemäss Abbildung auf Seite 1 montieren.
2. Den Halter am Rand des Flaschenhalters einhängen.
3. Das Ende des Silikonschlauches am Abfallbehälter befestigen.



HINWEIS

Die Enden der Waste-Kapillaren sollen im oberen Drittel des Behälters (6.2765.000) enden.

- So kann die Tropfenbildung gut beobachtet werden.
- Die Waste-Kapillaren kommen nicht in Kontakt miteinander.
- Die Waste-Kapillaren kommen nicht in Kontakt mit der Wand des Behälters.

Installing the waste collector

The waste collector serves to collect waste liquids from up to five waste capillaries. The waste liquid collected in the container is transferred to the waste container via a silicone tubing.

The waste collector is attached to the IC instrument's bottle holder and facilitates the visual monitoring of the liquids in the connected waste capillaries.

Parts of the IC equipment: waste collector

Order number	Designation
6.1602.210	Cap 5 x UNF 10/32, including 5 pressure screws (6.2744.000)
6.2765.000	Container with GL 45 drainage
6.01816.010	Silicone tubing, 8/12 mm, 2 m
6.2057.220	Holder for waste collector

Assembly

1. Assemble the waste collector as shown in the figure on page 1.
2. Hook the holder to the edge of the bottle holder.
3. Fasten the end of the silicone tubing to the waste container.



NOTE

The ends of the waste capillaries should not reach any further than the upper third of the container (6.2765.000).

- This allows you a clear view of drop formation.
- The waste capillaries do not touch each other.
- The waste capillaries do not touch the container wall.

ES

Montar Waste Collector

El Waste Collector recolecta para los desechos determinados líquidos de hasta 5 capilares de desechos. Los desechos recolectados en el recipiente son transportados mediante un tubo de silicona al recipiente de desechos.

El Waste Collector se cuelga en el soporte de botellas del aparato CI y facilita la monitorización visual de los líquidos en los capilares de desechos conectados.

Componentes del juego de accesorios CI: Waste Collector

Número de pedido	Designación
6.1602.210	Cabezal 5 x UNF 10/32, incluido 5 tornillos de presión (6.2744.000)
6.2765.000	Recipiente con desagüe GL 45
6.01816.010	Tubo flexible de silicona 8/12 mm, 2 m
6.2057.220	Soporte a Waste Collector

Montaje

1. Monte el Waste Collector según la figura de la página 1.
2. Cuelgue el soporte en el borde del soporte de botellas.
3. Fije el extremo del tubo de silicona al recipiente de desechos.



NOTA

Los extremos de los capilares de desechos deben acabar en el tercio superior del recipiente (6.2765.000).

- De esta manera puede observar bien la formación de gotas.
- Los capilares de desechos no están en contacto entre sí.
- Los capilares de desechos no están en contacto con la pared del recipiente.

FR

Montage du Waste Collector

Le Waste Collector collecte certains liquides provenant de maximum 5 capillaires de déchets qui seront ensuite mis au rebut. Les déchets accumulés dans le récipient sont transportés via un tuyau en silicone vers le bidon à déchets.

Le Waste Collector est accroché au support de flacons de l'appareil CI et facilite le contrôle visuel des liquides dans les capillaires de déchets connectés.

Composantes de l'équipement CI : Waste Collector

N° de commande	Désignation
6.1602.210	Module 5 x UNF 10/32, comprenant 5 vis de pression (6.2744.000)
6.2765.000	Récipient avec sortie GL 45
6.01816.010	Tuyau silicone, 8/12 mm, 2 m
6.2057.220	Support pour le Waste Collector

Montage

1. Monter le Waste Collector comme indiqué sur la figure page 1.
2. Accrocher le support sur le bord du support de flacons.
3. Fixer l'extrémité du tuyau en silicone sur le bidon à déchets.



REMARQUE

Les extrémités des capillaires de déchets doivent arriver dans le tiers supérieur du bidon (6.2765.000).

- Il est ainsi aisé d'observer la formation de gouttes.
- Les capillaires de déchets n'entrent pas en contact les uns avec les autres.
- Les capillaires de déchets n'entrent pas en contact avec les parois du bidon.