

# **Metrodata 757 PC Software 2.0**

## **Hardware-Voraussetzungen**

Computer	Pentium II mit 233 MHz oder höher
Betriebssystem	Windows™ 98 oder Windows™ 2000 für den Betrieb mit Interfacekarte; Windows™ 2000 für den Betrieb mit VA Computrace Interface (USB)
Benötigter Speicherplatz	10 MB für Programm-Files min. 100 MB empfohlen für Datenfiles
Arbeitsspeicher RAM	64 MB für Windows™ 98 128 MB für Windows™ 2000
Graphikauflösung	1024×768 oder mehr
Schnittstelle	1 freier ISA-Steckplatz zum Einbau der Interfacekarte oder 1 freier USB-Anschluss für VA Computrace Interface
Drucker	Alle vom Betriebssystem unterstützten Drucker

---

**Achtung:** Schalten Sie den Bildschirmschoner aus und deaktivieren Sie die Energiesparfunktionen. Vermeiden Sie es zudem, mehrere weitere Programme zusammen mit VA Computrace zu verwenden.

---

## **Neuinstallation von Software und VA Computrace Interface**

Die Geräte **VA Computrace 2.757.0110** (mit MME) und **2.757.0120** (ohne MME) werden via VA Computrace Interface (USB) am PC angeschlossen. Für deren Betrieb wird das PC-Programm «**Metrodata 757 PC Software 2.0**» benötigt, das auf der CD 6.6032.100 enthalten ist und wie folgt installiert wird:

1. Schalten Sie den PC ein und starten Sie das Betriebssystem (Windows™ 2000) ohne Anschluss des VA Computrace Interface via USB-Kabel.
2. Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
3. Falls Autostart für CD-Laufwerk nicht aktiviert ist: Wählen Sie **<Start>** und **Ausführen**. Suchen Sie die Datei **Setup.exe** auf der Installations-CD und klicken Sie auf **<OK>**.
4. Klicken Sie auf **"757"** und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Programms. Wählen Sie für den Schnittstellentyp die Option **VA Computrace Interface (USB)**. Das Softwarepaket wird anschliessend im gewünschten Verzeichnis installiert (Standardverzeichnis ist **Programme/Metrohm/757 VA Computrace**).
5. Starten Sie den PC neu.
6. Schliessen Sie das VA Computrace Interface mit dem **Kabel 6.2135.010** am 757 VA Computrace Stand an und schalten Sie diesen ein.
7. Verbinden Sie das VA Computrace Interface mit dem **Netzgerät 6.2158.000** und schliessen Sie dieses am Stromnetz an.

- Schliessen Sie das VA Computrace Interface mit dem **USB-Kabel 6.2151.020** am PC an. Der PC entdeckt ein neues USB-Gerät und startet den Setup Wizard. Legen Sie die Installations-CD im CD-Laufwerk ein und befolgen Sie die Anweisungen des Wizard. Wählen Sie dabei immer die empfohlenen Defaulteinstellungen.
- Starten Sie die VA Computrace Software.

Detaillierte Informationen finden Sie in den beiden mit dem Gerät mitgelieferten Gebrauchsanweisungen **8.757.1011** (Hardware) und **8.757.8021** (Software).

## Software Upgrade mit Interfacekarte

Falls Sie auf einem PC mit eingebauter **Interfacekarte 3.757.1300** einen Programm-Upgrade von VA Computrace 1.0 auf VA Computrace 2.0 vornehmen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den VA Computrace Stand 757 aus.
- Schalten Sie den PC ein und starten Sie das Betriebssystem (Windows™ 98 oder Windows™ 2000).
- Wählen Sie **<Start> / Einstellungen / Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf das Symbol **Software**.
- Wählen Sie aus der Liste **757 VA Computrace** aus und klicken Sie auf **<Hinzufügen/Entfernen>**. Alle Programmdateien und Symbole von VA Computrace 1.0 werden entfernt, alle von Anwendern erstellten Methodendateien und Daten verbleiben in den Ordnern **Data** und **Method** im Programmverzeichnis.
- Starten Sie den PC neu.
- Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
- Falls Autostart für CD-Laufwerk nicht aktiviert ist: Wählen Sie **<Start>** und **Ausführen**. Suchen Sie die Datei **Setup.exe** auf der Installations-CD und klicken Sie auf **<OK>**.
- Klicken Sie auf "757" und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Programms. Wählen Sie für den Schnittstellentyp die Option **Interfacekarte (3.757.1300)**. Das Softwarepaket wird anschliessend im gewünschten Verzeichnis installiert (Standardverzeichnis ist **Programme/Metrohm/757 VA Computrace**).
- Falls erwünscht, kopieren Sie alle von Anwendern erstellten Methoden und Daten aus dem alten Programmverzeichnis in die Ordner **Method** und **Data** des neuen Programmverzeichnisses.
- Starten Sie den PC neu.
- Schliessen Sie die Interfacekarte mit Hilfe des **Kabels 6.2135.010** am Anschluss "PC Interface" des VA Computrace Standes 757 an und schalten Sie diesen ein.
- Starten Sie die VA Computrace Software.

Detaillierte Informationen finden Sie in den beiden Gebrauchsanweisungen **8.757.1011** (Hardware) und **8.757.8021** (Software), die Sie bei Ihrer Metrohm-Vertretung gedruckt oder als PDF-Datei bestellen können.

## Registrierung

Senden Sie bitte Ihre **Registrierkarte 8.757.1027** so bald wie möglich ein, damit wir Sie als offiziellen Käufer eintragen können. Als registrierter Käufer erhalten Sie allfällige überarbeitete Programmversionen zu einem Vorzugspreis.

## **Metrodata 757 PC Software 2.0**

### **Hardware requirements for the PC**

Computer	Pentium II with 233 MHz or higher
Operating system	Windows™ 98 or Windows™ 2000 for operation with add-on board; Windows™ 2000 for operation with VA Computrace Interface (USB)
Free space on hard disk	10 MB for program files 100 MB recommended for data files
Working memory RAM	64 MB for Windows™ 98 128 MB for Windows™ 2000
Graphics resolution	1024×768 or more
Interface	1 free ISA slot for add-on board or 1 free USB connection for VA Computrace Interface
Printer	Any printer supported by operating system

---

**Note:** Set the screen saver to "None" and deactivate any energy saving features. Additionally, do not use several other programs together with VA Computrace.

---

### **New installation of Software and VA Computrace Interface**

The instruments **VA Computrace 2.757.0110** (with MME) and **2.757.0120** (without MME) are connected to the PC via VA Computrace Interface (USB). For operation of the 757 VA Computrace the PC program «**Metrodata 757 PC Software 2.0**» stored on the 6.6032.100 CD is needed. This program is installed as follows:

1. Switch on PC and start operating system (Windows™ 2000) without connection of the VA Computrace Interface via USB cable.
2. Insert installation CD into CD drive.
3. If the autorun option for the CD drive is disabled, select <Start> and **Run**. Browse for the **Setup.exe** file on the installation CD and click on <OK>.
4. Click on "**757**" and follow the instructions given in the setup program. Select the **VA Computrace Interface (USB)** option for the interface type. The software package will be installed in the desired directory (the default directory is **Programs/Metrohm/757 VA Computrace**).
5. Restart the PC.
6. Connect VA Computrace Interface to the 757 VA Computrace using the **6.2135.010 cable** and switch on 757 VA Computrace Stand.
7. Connect VA Computrace Interface to the **6.2158.000 Mains Adapter** connected to the mains.

8. Connect VA Computrace Interface to the PC using the **6.2151.020 USB cable**. The PC detects a new USB device and starts the setup wizard. Insert installation CD into CD drive and follow the wizard instructions always selecting the recommended default options.
9. Start the VA Computrace software.

You will find detailed information concerning the 757 VA Computrace in the two instruction manuals **8.757.1013** (Hardware) und **8.757.8023** (Software) supplied with the instrument.

## Software Upgrade with Add-on Board

If you want to upgrade from the 757 VA Computrace 1.0 software to the 757 VA Computrace 2.0 software on a PC with **3.757.1300 Add-on Board** installed, proceed as follows:

1. Switch off 757 VA Computrace Stand.
2. Switch on PC and start operating system (Windows™ 98 or Windows™ 2000).
3. Select <Start> / **Settings** / **Control** panel and double-click the **Software** icon.
4. Select 757 VA Computrace in the list and click on <Add/remove> to remove the VA Computrace 1.0 program. All program files and icons are removed, all user-created method and data files are retained in the **Data** and **Method** folder of the program directory.
5. Restart the PC.
6. Insert installation CD into CD drive.
7. If the autorun option for the CD drive is disabled, select <Start> and **Run**. Browse for the **Setup.exe** file on the installation CD and click on <OK>.
8. Click on "757" and follow the instructions given in the setup program. Select the **Add-on Board (3.757.1300)** option for the interface type. The software package will be installed in the desired directory (the default directory is **Programs/Metrohm/757 VA Computrace**).
9. If desired, copy all user-created method and data files of the old program directory into the **Method** and **Data** folders of the new program directory.
10. Restart the PC.
11. Connect the built-in add-on board to the "PC Interface" socket of the 757 VA Computrace Stand with the **6.2135.010 cable** and switch on 757 VA Computrace Stand.
12. Start the VA Computrace 2.0 software.

You will find detailed information concerning the 757 VA Computrace in the two instruction manuals **8.757.1013** (Hardware) und **8.757.8023** (Software), which can be ordered at your Metrohm agency in printed form or as PDF files.

## Registration

Please send us your **8.757.1027 Registration card** as soon as possible. Only registered users will get updated program versions at a special price.