


790 Personal IC

Apéndice 8.790.1015 a las instrucciones de servicio 8.790.1005

unidad de filtro PEEK 6.2821.120

Con el 790 Personal IC la **unidad de filtro PEEK 6.2821.100** fue sustituido por la **unidad de filtro PEEK 6.2821.120** (véase ilustración abajo).

unidad de filtro PEEK 6.2821.120

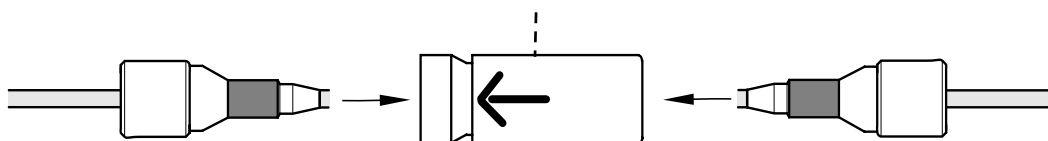


Los **filtros 6.2821.130** son incluidos en el suministro como filtro de sustitución.

cambiar filtro 6.2821.130

Destornilla el **tornillo de filtro** por medio de dos llaves horquillas del **caja del filtro**.

Si el **filtro 6.2821.130** está sucio y debe estar cambiado, procede como sigue:

1. Quita el **filtro 6.2821.130** con una herramienta aguda.

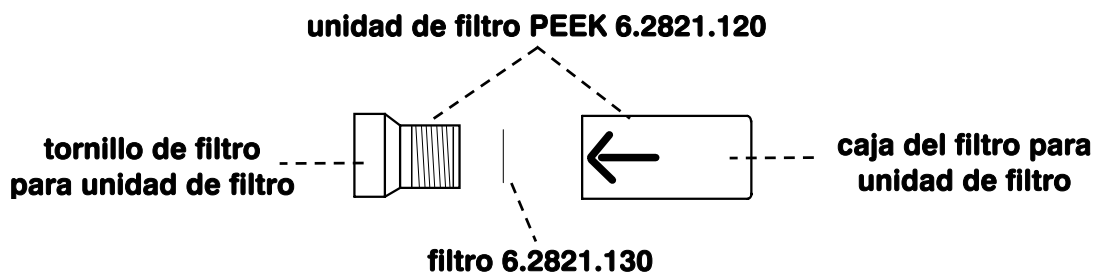

2. Saca un nuevo **filtro 6.2821.130** de su embalaje y lo pone en la entalladura del **tornillo de filtro**.
3. Aprieta el **filtro 6.2821.130** firmemente en la entalladura.
4. Atornilla el **tornillo de filtro** (con un nuevo **filtro 6.2821.130**) en la **caja de filtro** y apriétalo fuertemente.
5. Ahora atornilla el **tornillo de filtro** por medio de dos llaves horquillas $\frac{1}{4}$ de rotación.