

Metrodata 790 PC Software 1.0

Software-Installation

Für den Betrieb des Personal IC 790 wird das PC-Programm «**Metrodata 790 PC Software 1.0**» benötigt, das auf der CD 6.6035.003 enthalten ist. Dieses Programm läuft unter den Betriebssystemen Windows 95, Windows 98, Windows NT und Windows 2000 und wird wie folgt installiert:

1 Programm installieren

- Installations-CD 6.6035.003 ins CD-Laufwerk legen.
- Im Start-Menü den Menüpunkt **Ausführen** wählen und die Datei **Setup.exe** auf der Installations-CD öffnen.
- Klicken Sie auf **790** und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Programms.

Das Installationsprogramm kopiert die Dateien von der Installations-CD in das von Ihnen angegebene Verzeichnis und erstellt zusätzlich die folgenden Unterverzeichnisse:

Data	Verzeichnis für Datenfiles (*.chw) und Batch reprocessing files (*.bar)
Devices	Verzeichnis für Gerätetreiber (*.dev)
Log	Verzeichnis für Log-Files (*.exc, *.hst, und *.log)
Methods	Verzeichnis für Methodenfiles (*.mtw)
Reports	Verzeichnis für Report- (*.txt) und Grafikfiles (*.wmf)
Systems	Verzeichnis für Unterordner mit Systemfiles (*.smt) und Proben tabellen-Files (*.que).

2 Registrierung

- Senden Sie bitte Ihre Registrierkarte 8.790.8007 so bald wie möglich ein, damit wir Sie als offiziellen Käufer eintragen können. Als registrierter Käufer erhalten Sie allfällige überarbeitete Programmversionen zu einem Vorzugspreis.

Detaillierte Informationen zur PC Software 790 finden Sie in der dem Gerät 790 Personal IC beiliegenden **Gebrauchsanweisung 8.790.1001**.



Die installierten Dateien (inkl. Daten-, System- und Methodendateien) sind generell nicht schreibgeschützt. Schalten Sie nachträglich den Schreibschutz ein oder erstellen Sie eine Sicherungskopie in einem anderen Verzeichnis, damit diese Dateien nicht versehentlich überschrieben werden.

Metrodata 790 PC Software 1.0

Software installation

For operation of the 790 Personal IC the PC program «**Metrodata 790 PC Software 1.0**» stored on the 6.6035.003 CD is needed. This program runs with the operating systems Windows 95, Windows 98, Windows NT, and Windows 2000 and is installed as follows:

1 Program installation

- Insert 6.6035.003 installation CD into CD drive.
- Select **Run** of the **Start** menu. Open the **Setup.exe** file on the installation CD.
- Click on **790** and follow the instructions given in the setup program.

The software package will be installed in the desired directory. Icons are created in the program folder and in the startup folder. In addition to the program files, the following folders are installed:

Data	Folder for storage of chromatogram files (*.chw) and batch reprocessing files (*.bar)
Devices	Folder for storage of device files (*.dev)
Log	Folder for storage of exception files (*.exc), history files (*.hst), and log files (*.log)
Methods	Folder for storage of method files (*.mtw)
Reports	Folder for storage of report files (*.txt) and graphic files (*.wmf)
Systems	Folder with subfolders for storage of system files (*.smt) and sample queue files (*.que).

2 Registration

- Please send us your 8.790.8007 Registration card as soon as possible. Only registered users will get updated program versions at a special price.

You will find detailed information concerning the 790 PC Software in the **8.790.1003 Instructions for Use** supplied with the 790 Personal IC.



The installed files (including data, system and method files) are generally not write-protected. To prevent these files from being deleted by mistake, switch on the write-protection or make a backup copy in another directory.