


792 Basic IC

Beilage 8.792.1011 zur Gebrauchsanweisung 8.792.1001

Filtereinheit PEEK 6.2821.120

Beim 792 Basic IC ist neu die **Filtereinheit PEEK 6.2821.100** durch die **Filtereinheit PEEK 6.2821.120** (siehe Abbildung unten) ersetzt.

Filtereinheit PEEK 6.2821.120

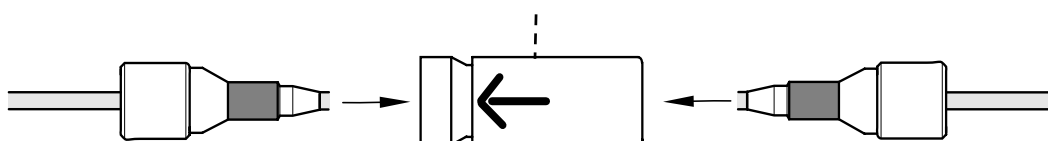


Als Ersatzfilter sind neu die **Filter 6.2821.130** im Lieferumfang dabei.

Filter 6.2821.130 auswechseln

Lösen Sie die **Filter-Schraube** mit Hilfe von zwei Gabelschlüsseln aus dem **Filter-Gehäuse** heraus.

Falls der **Filter 6.2821.130** verschmutzt ist und ausgewechselt werden soll, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den **Filter 6.2821.130** mit einem spitzen Gegenstand.

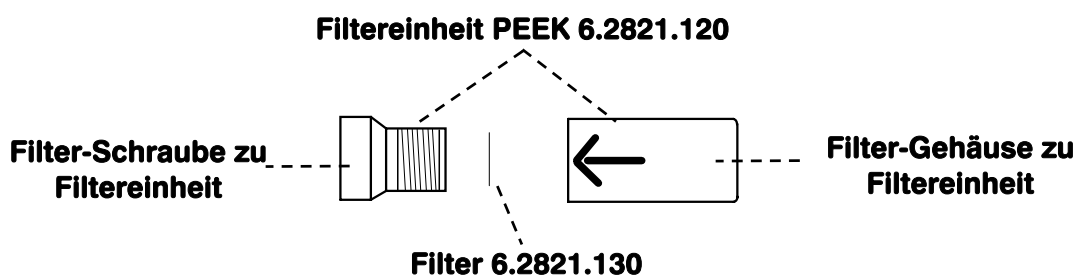

2. Nehmen Sie einen frischen **Filter 6.2821.130** aus der Verpackung heraus, und legen Sie ihn in die Aussparung der **Filter-Schraube**.
3. Drücken Sie den **Filter 6.2821.130** fest in die Aussparung hinein.
4. **Filter-Schraube** (mit neuem **Filter 6.2821.130**) wieder in das **Filter-Gehäuse** hineinschrauben und von Hand fest anziehen.
5. **Filter-Schraube** mit Hilfe von zwei Gabelschlüsseln noch $\frac{1}{4}$ Umdrehung anziehen.