


# 792 Basic IC

**Annexe 8.792.1012 au mode d'emploi 8.792.1002**

## unité de filtre PEEK 6.2821.120

De l'instrument 792 Basic IC l'**unité de filtre PEEK 6.2821.100** était remplacée par l'**unité de filtre PEEK 6.2821.120** (voir illustration en bas).

### unité de filtre PEEK 6.2821.120

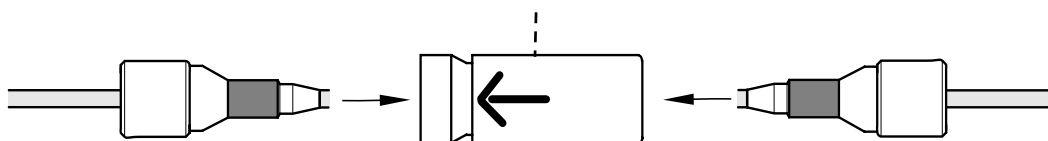


Comme filtre de remplacement les **filtres 6.2821.130** sont inclus dans la livraison.

## Remplacer le filtre 6.2821.130

Desserrez la **vis du filtre** de la **boîte du filtre** à l'aide de deux clés à fourche.

Dans le cas où le **filtre 6.2821.130** serait crasseux et devrait être remplacé procédez comme suit:

1. Enlevez le **filtre 6.2821.130** à l'aide d'un outil pointu.

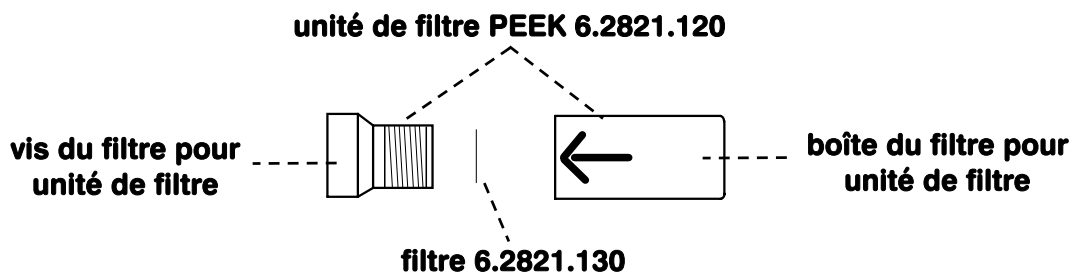

2. Déballez un nouveau **filtre 6.2821.130** et placez-le dans l'évidement de la **vis du filtre**.
3. Pressez le **filtre.2821.130** fermement dans l'évidement.
4. Vissez la **vis du filtre** (avec le nouveau **filtre 6.2821.130**) dans la **boîte du filtre** et serrez-la fermement à main.
5. Serrez la **vis du filtre** à l'aide de deux clés à fourche encore à  $\frac{1}{4}$  de tour.