


OMNIS Titrator

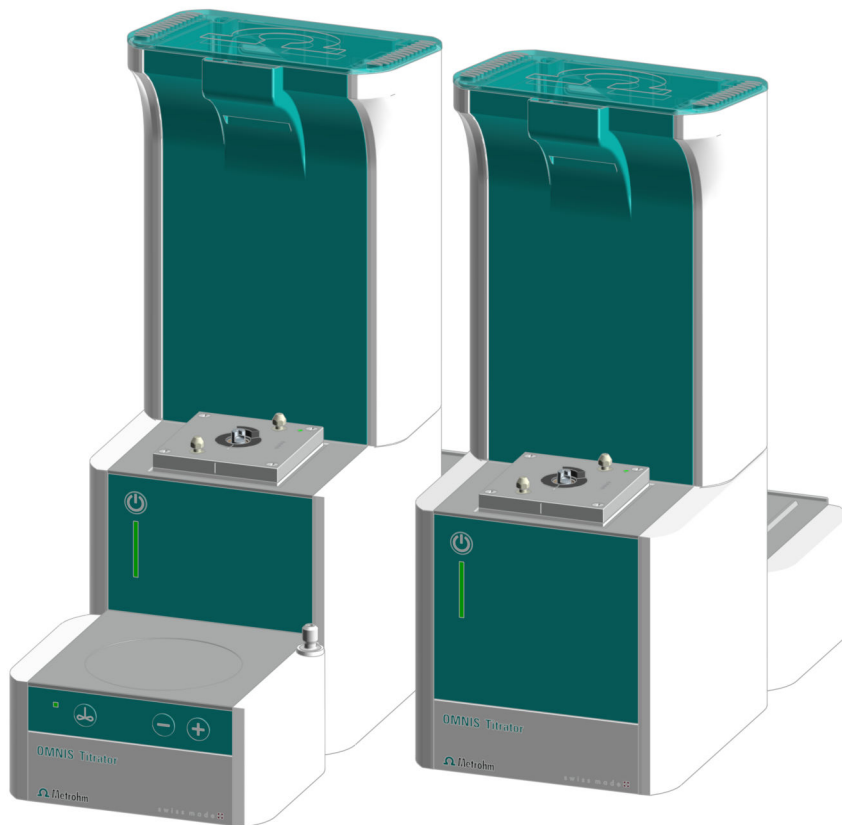

2.1001.0X20

제품 매뉴얼

8.1001.8002KO / v12 / 2024-02-29



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Switzerland
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

OMNIS Titrator

2.1001.0X20

제품 매뉴얼

8.1001.8002KO / v12 /
2024-02-29

본 문서는 저작권법의 보호를 받습니다. 모든 권리는 당사에 있습니다.

본 문서는 신중을 기하여 작성하였습니다. 하지만 오류를 완전히 배제할 수는 없습니다. 만약 본 문서에서 오류를 발견하신다면 위에 명시한 주소로 연락주시기 바랍니다.

면책조항

부적절한 보관, 부적절한 사용 등과 같이 Metrohm의 귀책사유가 아닌 다른 이유로 발생한 결함에 대해서는 품질보증이 제공되지 않음을 분명하게 밝히는 바입니다. 제품에서의 자체 변경(예를 들어 개조 또는 부착)에 대해 제조사는 그로 인해 발생하는 손해 및 후속 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Metrohm 제품 문서에 명시된 지침 및 매뉴얼의 내용은 반드시 준수해야 합니다. 그렇지 않을 경우 Metrohm에서는 어떠한 보증도 제공하지 않습니다.

목차

1	개요	1
1.1	OMNIS Titrator - 제품 설명	1
1.2	OMNIS Titrator - 제품 버전	1
1.3	기호 설명	2
1.4	상세한 정보	2
1.5	부속품 표시	3
2	안전	4
2.1	사용 목적	4
2.2	운영자의 책임	4
2.3	조작자에 적용되는 요건	5
2.4	안전 지침	5
2.4.1	전기 전압으로 인한 위험	5
2.4.2	생물학적 및 화학적 위험물질에 의한 위험	5
2.4.3	가연성 물질에 의한 위험	6
2.4.4	유출되는 액체에 의한 위험	6
2.4.5	제품의 운반으로 인한 위험	7
2.5	경고 지시사항의 구조	7
2.6	경고 기호의 의미	8
3	기능 설명	9
3.1	단일 워크플레이스 적정 시스템 - 개요	9
3.2	KF 용량 적정을 위한 단일 워크플레이스 적정 시스템 - 개요	11
3.3	OMNIS Titrator - 개요	12
3.3.1	자석교반기 - 개요	14
3.3.2	부속품을 포함한 자석교반기 - 개요	15
3.3.3	dosing unit - 개요	16
3.3.4	병 유닛 - 개요	20
3.3.5	Measuring Module Analog - 개요	23
3.3.6	Measuring Module Analog - 개요	24
3.3.7	Measuring Module Digital - 개요	25
3.3.8	Measuring Module Conductivity - 개요	26
3.3.9	KF 용량 적정셀 - 개요	27
3.4	OMNIS Titrator - 기능	28
3.4.1	자석교반기 - 기능 설명	28
3.4.2	dosing unit - 기능	28
3.4.3	병 유닛 - 기능	29
3.4.4	Measuring Module Analog - 기능 설명	30



3.4.5	Measuring Module Digital – 기능 설명	30
3.4.6	KF 용량 적정셀 – 기능	30
3.5	OMNIS 메인 장치 – indicators 및 조작 부재	31
3.6	시스템 – 신호	32
3.7	Measuring Module Analog – 인터페이스	32
3.8	OMNIS Titrator – 인터페이스	34
3.9	Measuring Module Analog – 인터페이스	34
3.10	Measuring Module Digital – 인터페이스	36
4	공급 및 포장	37
4.1	공급	37
4.2	포장	37
5	설치	38
5.1	Metrohm을 통한 설치	38
5.2	설치 장소	38
5.3	전극 파킹 스테이션 조립	38
5.4	OMNIS 실린더 유닛 연결	40
5.5	자석교반기 – 부속품 조립	42
5.6	OMNIS KF 제품 – 흡착 물질 교환	45
5.7	전극 조립	47
5.8	측정 모듈 조립	50
5.9	KF 용량 적정셀 조립	54
5.10	OMNIS 적정 시스템 – 병 유닛 조립	63
5.11	센서 연결	63
5.12	전원 케이블 연결	65
6	시운전	67
6.1	Metrohm을 통한 최초 시운전	67
7	조작 및 작동	68
7.1	조작	68
7.1.1	켜기 및 끄기	68
7.2	OMNIS 실린더 유닛 - 조작	69
7.2.1	OMNIS 실린더 유닛 연결	70
7.2.2	OMNIS 실린더 유닛 떼어내기	72
7.3	자석교반기 - 조작	74
7.3.1	자석교반기 켜기 및 끄기	75
7.3.2	자석교반기 설정	75

8	유지보수	77
8.1	유지보수	77
8.2	제품 표면 청소	77
8.3	OMNIS 실린더 유닛 보관	78
8.4	OMNIS 실린더 유닛 청소	80
8.5	OMNIS Liquid Adapter 청소	82
9	문제 처리	84
9.1	강제 종료	84
10	폐기	85
11	기술 데이터	86
11.1	설치환경	86
11.2	OMNIS Titrator - 전원장치	86
11.3	자석교반기 - 전원장치	87
11.4	측정 모듈 - 전원장치	87
11.5	OMNIS Titrator - 크기	87
11.6	자석교반기 - 크기	87
11.7	측정 모듈 - 크기	88
11.8	하우징	88
11.9	자석교반기 - 하우징	88
11.10	측정 모듈 - 하우징	89
11.11	OMNIS Titrator - 포트 사양	89
11.12	Measuring Module Analog - 포트 사양	90
11.13	Measuring Module Digital - 포트 사양	91
11.14	Measuring Module Conductivity - 연결부 사양	91
11.15	디스플레이 사양	91
11.16	Measuring Module Analog - 표시 사양	91
11.17	Measuring Module Digital - 표시 사양	92
11.18	Measuring Module Conductivity - 디스플레이 사양	92
11.19	Measuring Module Analog - 측정 사양	92
11.20	Measuring Module Conductivity - 측정 사양	94
11.21	OMNIS Titrator - LQH 사양	95
11.22	자석교반기 - 사양	95

1 개요

1.1 OMNIS Titrator – 제품 설명

OMNIS Titrator는 OMNIS 적정 시스템의 중앙 장치입니다. OMNIS Titrator는 적정 시스템의 모든 모듈의 전원 공급 및 적정 시스템과 OMNIS 소프트웨어의 통신을 담당합니다. OMNIS Titrator의 기능 범위는 선택한 기능 라이선스를 통해 정의됩니다.

1.2 OMNIS Titrator – 제품 버전


제품은 다음과 같은 버전으로 구매 가능합니다:

표 1 제품 버전

품번	명칭	자석교반기	기능 라이선스
2.1001.0010	OMNIS Titrator	미포함	개인
2.1001.0020	OMNIS Titrator	포함	개인
2.1001.0110	OMNIS Basic Titrator	미포함	기본
2.1001.0120	OMNIS Basic Titrator	포함	기본
2.1001.0210	OMNIS Advanced Titrator	미포함	고급
2.1001.0220	OMNIS Advanced Titrator	포함	고급
2.1001.0310	OMNIS Professional Titrator	미포함	Professional
2.1001.0320	OMNIS Professional Titrator	포함	Professional

기능 라이선스에 대한 정보는 [Metrohm 웹사이트](#) 또는 지역 Metrohm 담당자를 통해 확인할 수 있습니다.

명판에는 제품 식별을 위한 품번 및 일련번호가 존재합니다.

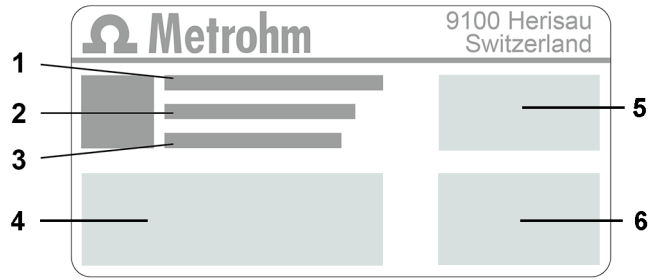

1	(01) = GS1 표준에 따른 품번	2	(21) = 일련번호
3	(240) = Metrohm 품번	4	인증
5	인증	6	기술 데이터

1.3 기호 설명

본 문서에는 다음과 같은 형식이 사용될 수 있습니다:

(5-12)	그림 범례에 대한 참조 표시 첫 번째 숫자는 그림 번호에 해당합니다. 두 번째 숫자는 그림에서 제품 요소를 의미합니다.
1	지시 단계 번호는 지시 단계의 순서를 표시합니다.
Method	메뉴 항목, 탭, 대화상자 및 parameter의 이름
파일 ▶ 새로 만들기	메뉴 경로
[다음]	스위치 또는 버튼

1.4 상세한 정보

<https://guide.metrohm.com>의 Metrohm Knowledge Base에서는 본 문서의 각각의 최신 버전을 확인할 수 있습니다. 제품에 따라서 다른 매뉴얼, 데이터 시트, Release Notes 등을 확인할 수 있습니다. 전체 텍스트 검색 및 필터를 이용해 원하는 정보 또는 해당 PDF 문서에 직접 액세스할 수 있습니다.

1.5 부속품 표시

공급 범위 및 옵션 부속품에 관한 최신 정보는 Metrohm 웹사이트에 설명되어 있습니다.

1 웹사이트에서 제품 검색

- <https://www.metrohm.com>을 호출합니다.
- 🔍를 클릭하십시오.
- 검색 필드에서 제품의 품번(예: **2.1001.0010**)을 입력하고 **[Enter]**를 누르십시오.

검색 결과가 표시됩니다.


2 제품 정보 표시

- 검색어에 적합한 제품을 표시하려면 **제품 모델**을 클릭하십시오.
- 원하는 제품을 클릭하십시오.

제품 관련 상세 정보가 표시됩니다.

3 부속품 표시 및 부속품 목록 다운로드

- 부속품을 표시하려면 아래로 스크롤하여 **부속품 및 기타**로 이동합니다.
 - **공급 범위**가 표시됩니다.
 - 옵션 부속품은 **[옵션 부품]**을 클릭하십시오.
- 부속품 목록을 다운로드하려면 **부속품 및 기타**에서 **[부속품 PDF 다운로드]**를 클릭하십시오.

 Metrohm 사는 부속품 목록을 레퍼런스로 보관하실 것을 추천합니다



2 안전

2.1 사용 목적

Metrohm 제품은 화학 물질의 분석 및 취급을 위해 사용됩니다.

따라서 사용자는 화학 물질의 취급에 대한 기본적 지식 및 경험을 갖추어야 합니다. 이외에도 실험실에 규정된 화재 예방에 관한 지식이 요구됩니다.

본 기술 문서를 준수하고 유지보수 규정을 준수하는 것은 사용 목적에서 중요한 부분을 차지합니다.

사용 목적을 벗어난 사용 또는 다른 방식의 사용은 오용으로 간주됩니다.

개별 제품의 작동값 및 한계값에 대한 정보는 필요한 경우 "기술 데이터" 섹션에서 확인할 수 있습니다.

작동 중 명시된 한계값의 초과 및/또는 미준수 시 작업자 및 부품에 대한 위험이 발생합니다. 이 한계값의 미준수로 인해 발생한 손상에 대해서는 제조업체가 책임을 지지 않습니다.

EU 적합성 선언은 제품 및/또는 성분에 대한 변경이 시행되는 즉시 유효성을 상실합니다.

2.2 운영자의 책임

운영자는 화학 실험실에서의 사고 예방 및 작업 안전에 관한 기본 규정이 준수되는지를 확인해야 합니다. 운영자는 다음 사항에 대해 책임을 져야 합니다:

- 제품의 안전한 사용에 관한 간략한 인원 교육.
- 사용자 문서에 따라 제품의 안전한 사용을 위한 인원 교육 (예를 들어 설치, 조작, 청소, 장애 제거).
- 작업 안전 및 사고 예방에 관한 기본 규정에 대한 인원 교육.
- 개인 보호장구(예를 들어 보안경, 보호장갑)의 준비.
- 작업의 안전한 수행에 적합한 공구 및 장비의 준비.

제품은 반드시 무결한 상태에서 사용해야 합니다. 다음 조치는 제품의 안전한 사용을 보장하기 위해 필요합니다:

- 사용 전에 제품의 상태를 점검하십시오.
- 결함 및 장애는 즉시 제거하십시오.
- 제품의 유지보수 및 청소를 정기적으로 실시하십시오.

2.3 조작자에 적용되는 요건

자격을 구비한 인원만 제품을 조작해야 합니다. 자격요건을 구비한 인원이란 다음의 전제조건을 충족하는 인원에 해당합니다:

- 화학 실험실에서 사고 예방 및 작업 안전에 관한 기본 규정에 대해 알고 있고 그 내용을 준수합니다.
- 위험한 화학물질의 취급에 대한 지식을 구비하고 있습니다. 이런 인원은 발생할 수 있는 위험을 인식하고 방지할 능력을 가지고 있습니다.
- 실험실에서 화재 예방 조치에 관한 지식을 보유하고 있습니다.
- 안전 관련 정보를 숙지하고 그 내용을 이해하고 있습니다. 이런 인원은 제품을 안전하게 조작할 수 있습니다.
- 사용자 문서를 읽고 이해하였습니다. 이런 인원은 사용자 문서에 따라 제품을 조작합니다.

2.4 안전 지침

2.4.1 전기 전압으로 인한 위험

전기에 접촉하는 경우 심각한 상해 또는 사망에 이를 수 있습니다. 전기로 인한 위험을 방지하기 위해 다음 내용에 유의하십시오:

- 제품은 반드시 무결한 상태로 가동하십시오. 하우징도 무결한 상태여야 합니다.
- 제품은 커버가 장착된 상태에서만 사용하십시오. 커버가 손상된 경우 또는 장착되지 않은 경우 제품은 전원장치에서 분리하고 지역 Metrohm 서비스 담당자에게 연락하십시오.
- 전기가 흐르는 부품(예를 들어 전원장치, 전원 케이블, 연결 소켓)을 습기로부터 보호하십시오.
- 전기 부품에서의 유지보수 작업 및 수리는 반드시 지역 Metrohm 서비스 담당자에게 의뢰하십시오.
- 다음의 사례 중 적어도 하나가 발생하는 경우 제품을 즉시 전원장치에서 분리하십시오:
 - 하우징이 손상되었거나 또는 열린 경우.
 - 전기가 흐르는 부품이 손상된 경우.
 - 습기가 유입된 경우.

2.4.2 생물학적 및 화학적 위험물질에 의한 위험

생물학적 위험물질과의 접촉 시 독성 물질 중독 또는 미생물 감염이 발생할 수 있습니다. 부식성 화학 물질과의 접촉 시 중독 또는 부식이 발생할 수 있습니다. 생물학적 또는 화학적 위험물질에 의한 위험을 방지하기 위해 다음 사항에 유의하십시오:

- 화학적 위험 잠재력을 가지며 일반적으로 위험물질 규정에 명시된 물질에 제품을 사용하는 경우 제품을 규정에 따라 표시하십시오.



- 개인 보호장구(예를 들어 보안경, 보호장갑)를 착용하십시오.
- 증발성 유해물질을 이용한 작업 시 흡입 장치를 사용하십시오.
- 위험물질은 규정에 따라 폐기하십시오.
- 오염된 표면을 청소하고 소독하십시오.
- 청소할 재료와 의도치 않은 부반응을 발생시키지 않는 세척제만 사용하십시오.
- 화학적으로 오염된 재료(예를 들어 세척제)는 규정에 따라 폐기하십시오.
- Metrohm AG 또는 지역 Metrohm 담당자에게 반송하는 경우 다음과 같이 진행하십시오:
 - 제품 또는 제품 컴포넌트에서 오염물질을 제거하십시오.
 - 위험물질의 표시를 제거하십시오.
 - 오염물질 제거 선언서를 작성하고 제품에 동봉하십시오.

2.4.3 가연성 물질에 의한 위험

가연성 물질 또는 기체의 사용 시 화재 또는 폭발이 발생할 수 있습니다. 가연성 물질에 의한 위험을 방지하기 위해 다음 내용에 유의하십시오:

- 발화원을 방지하십시오.
- 접지 보호 장치를 사용하십시오.
- 흡입 장치를 사용하십시오.

2.4.4 유출되는 액체에 의한 위험

유출되는 액체는 상해를 발생시키고 제품을 손상시킬 수 있습니다. 유출되는 액체에 의한 위험을 방지하기 위해 다음 내용에 유의하십시오:

- 제품 및 부속품에서 누설 여부 및 이완된 연결부가 있는지를 정기적으로 점검하십시오.
- 기밀하지 않은 부품 및 연결 엘리먼트를 즉시 교체하십시오.
- 느슨한 연결 엘리먼트를 단단히 조이십시오.
- 압력을 받는 상태에서 튜빙 연결부를 풀지 마십시오.
- 압력을 받는 상태에서 튜빙을 제거하지 마십시오.
- 튜빙 끝부분을 용기에서 조심스럽게 당기십시오.
- 액체가 튜빙에서 조심스럽게 적합한 용기로 흐르도록 하십시오.
- 뷰렛 팁을 완전히 용기에 삽입하십시오.
- 유출되는 액체를 제거하고 규정에 따라 폐기하십시오.
- 액체가 장비로 유입되었을 가능성이 의심되는 경우 장비의 전원장치에서 분리하십시오. 이어서 장비 점검을 지역 Metrohm 서비스 담당자에게 의뢰하십시오.

2.4.5 제품의 운반으로 인한 위험

제품 운반 시 화학 물질 또는 생물학적 물질이 흔들릴 수 있습니다. 제품의 일부가 떨어지고 손상될 수 있습니다. 화학 물질, 생물학적 물질 및 파손된 유리 부품에 의한 상해위험이 존재합니다. 안전한 운반을 보장하기 위해, 다음 내용에 유의하십시오:

- 운반하기 전에 이완된 부품(예를 들어 sample rack, 시료 용기, 병)을 제거하십시오.
- 액체를 제거하십시오.
- 제품은 베이스 플레이트에서 양손으로 들어 올린 후 운반하십시오.
- 무거운 제품은 반드시 지침에 따라 들어 올린 후 운반하십시오.

2.5 경고 지시사항의 구조

본 문서는 다음과 같은 경고를 사용합니다.

구성

1. 위험의 정도 (신호말)
2. 위험의 종류 및 출처
3. 위험을 무시한 다음에 결과
4. 위험을 회피하기 위한 지키는 행동

위험 단계

신호의 색깔과 신호말은 위험 단계를 표시합니다.

위험

바로 발생하는 위험을 설명합니다. 무시하지 않으면 죽음이나 중상을 결과해 있습니다.

경고

발생하는 위험의 가능성을 설명합니다. 무시하지 않으면 죽음이나 중상을 결과해 있을 수 있습니다.

주의

발생하는 위험의 가능성을 설명합니다. 무시하지 않으면 미한 부상이나 경상을 결과해 있을 수 있습니다.

주의상황

발생하는 위협한 상황의 가능성을 설명합니다. 무시하지 않으면 제품이나 가까운 물건을 훼손할 수 있습니다.



2.6 경고 기호의 의미

제품 또는 문서의 경고 기호는 사고나 손상을 방지하기 위해 잠재적 위험을 나타내거나 특정 행동을 경고합니다.

작업자는 사용 목적에 따라 제품에 추가 경고 기호를 부착합니다. 작업자의 해당 지침을 준수해야 합니다.

표 2 ISO 7010에 따른 경고 기호(보기)

경고 기호 / 의미	경고 기호 / 의미
 일반적 경고 기호	 가열된 표면에 대한 경고
 뾰족한 물체에 대한 경고 (자르기/바느질)	 손 상해에 대한 경고 (분쇄)
 전기 감전에 대한 경고	 부식 물질에 대한 경고
 광학 빔에 대한 경고	 레이저 빔에 대한 경고
 화재 위험물질에 대한 경고	 생물학적 위험에 대한 경고
 독성 물질에 대한 경고	

3 기능 설명

3.1 단일 워크플레이스 적정 시스템 - 개요

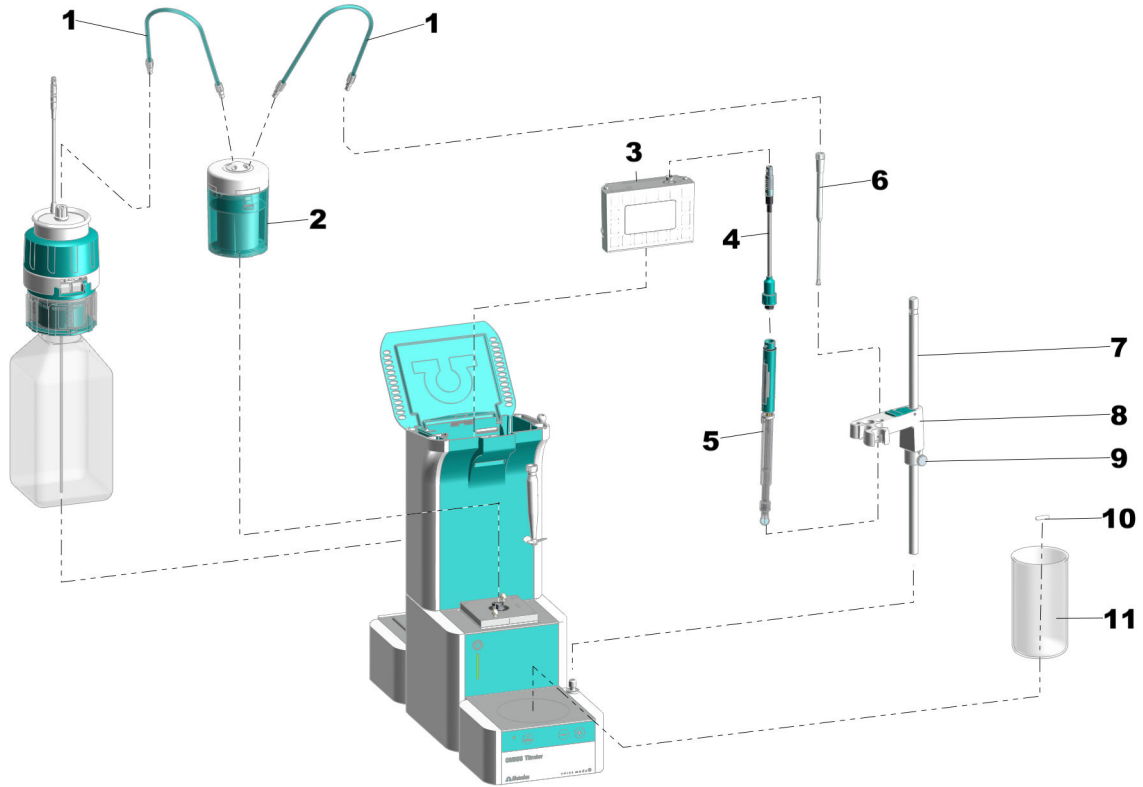


그림 1 단일 워크플레이스 적정 시스템- 앞면

1 FEP 튜빙	2 실린더 유닛
3 측정 모듈	4 전극 케이블
5 전극	6 확산 방지 팁
7 스탠드 봉	8 전극 홀더
9 조절링	10 교반바
11 샘플 비커	

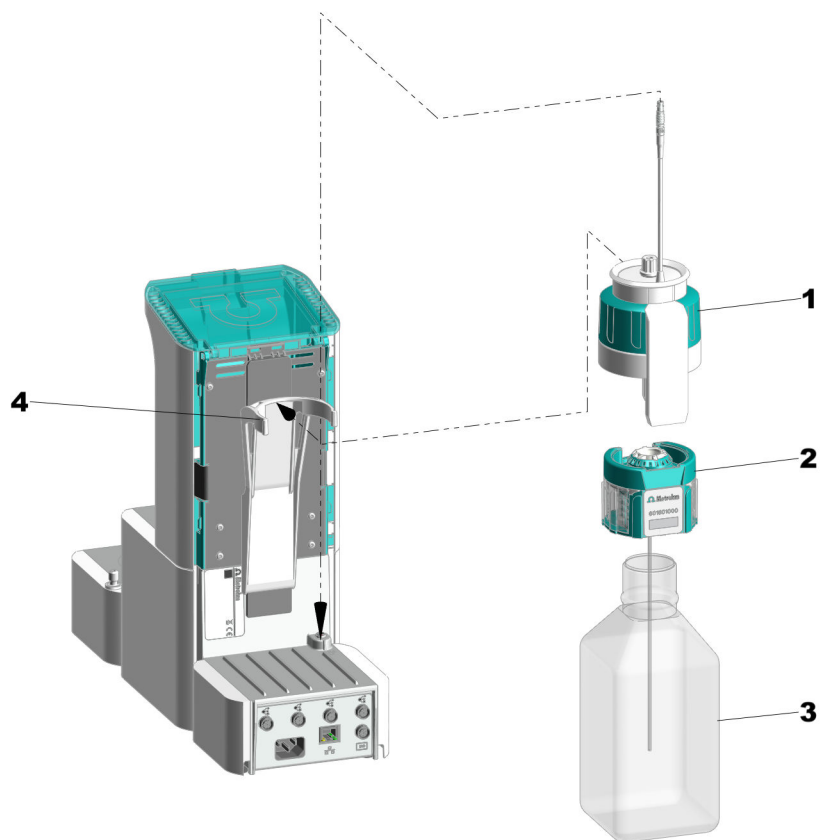


그림 2 싱글 워크플레이스 적정 시스템 - 뒷면

1 OMNIS Liquid Adapter

2 멀티 병뚜껑

3 화학 물질 병

4 병 홀더

3.2 KF 용량 적정을 위한 단일 워크플레이스 적정 시스템 - 개요

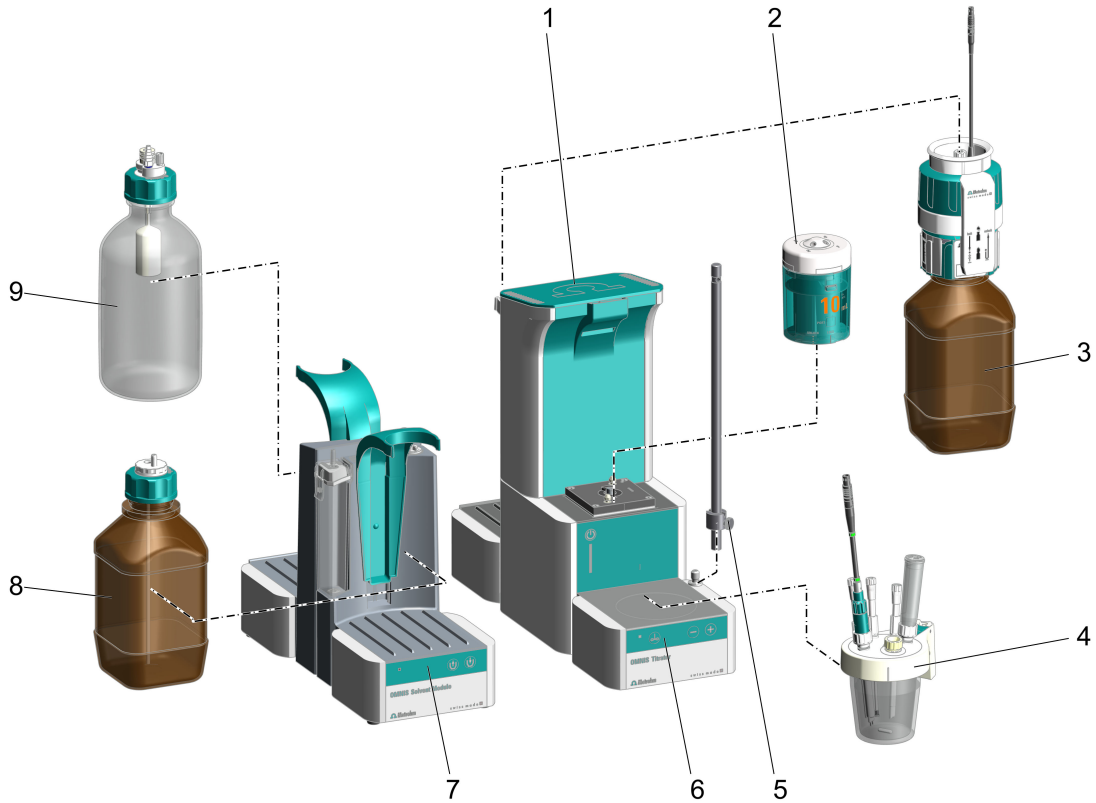


그림 3 KF 용량 적정을 위한 단일 워크플레이스 적정 시스템

<p>1 Measuring Module Analog 빌트인</p>	<p>2 실린더 유닛 Metrohm에서는 칼피셔 적정에 10mL 실린더 유닛을 사용할 것을 권장합니다.</p>
<p>3 OMNIS Liquid Adapter가 포함된 화학 물질 병(적정액)</p>	<p>4 KF 적정셀(용량)</p>
<p>5 조절링이 장착된 스탠드 봉</p>	<p>6 자석교반기가 포함된 OMNIS Titrator</p>
<p>7 OMNIS Solvent Module</p>	<p>8 Siphon Breaker가 장착된 화학 물질 병(용매)</p>
<p>9 오버플로 방지장치가 장착된 화학 물질 병(폐기물)</p>	



3.3 OMNIS Titrator – 개요

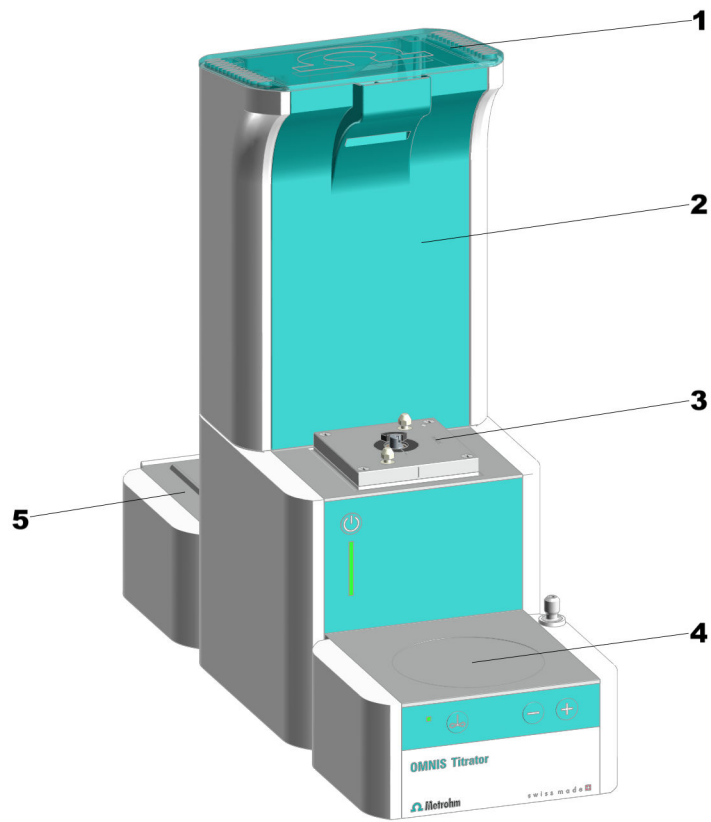


그림 4 OMNIS Titrator – 앞면

1	커버	2	측정 모듈용 공간
3	분주장치	4	자석교반기
5	플랫폼 화학 물질 병용		

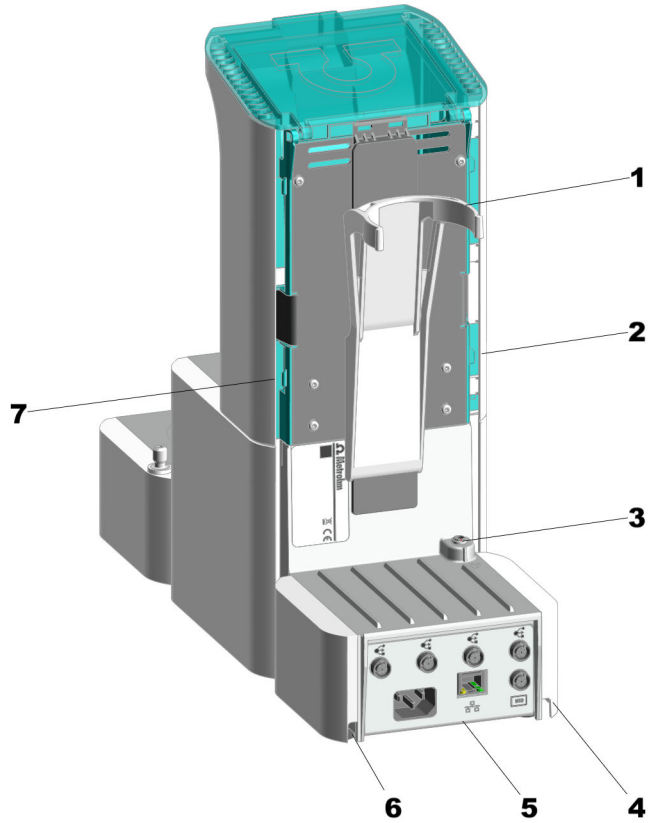


그림 5 OMNIS Titrator – 뒷면

<p>1 병 홀더</p>	<p>2 케이블 커버 우측 측면. Liquid Adapter 케이블용</p>
<p>3 MSI 포트 MSI = Metrohm Solution Identification. Liquid Adapter 케이블용 연결 소켓</p>	<p>4 케이블 커버 우측 하단</p>
<p>5 인터페이스</p>	<p>6 케이블 커버 좌측 하단</p>
<p>7 케이블 커버 좌측 측면. 프로펠러 교반기 또는 전극 케이블용</p>	



3.3.1 자석교반기 - 개요

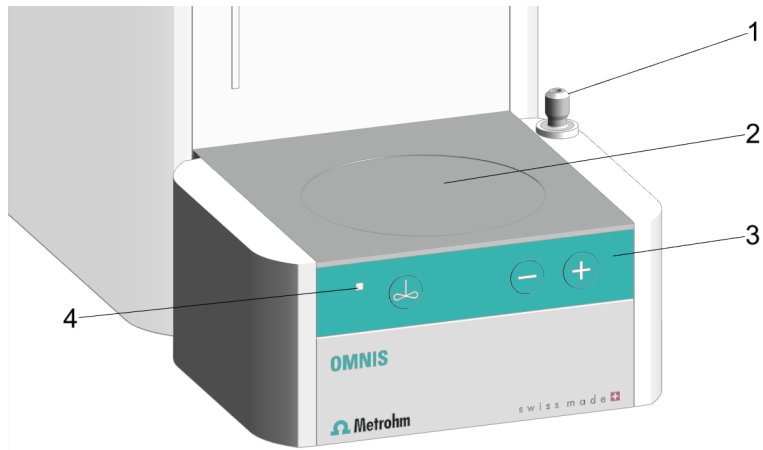


그림 6 자석교반기 - 개요

1 스탠드 어태치먼트	2 교반면
3 컨트롤 바	4 상태 표시창 여러 색상의 LED



3.3.2 부속품을 포함한 자석교반기 - 개요

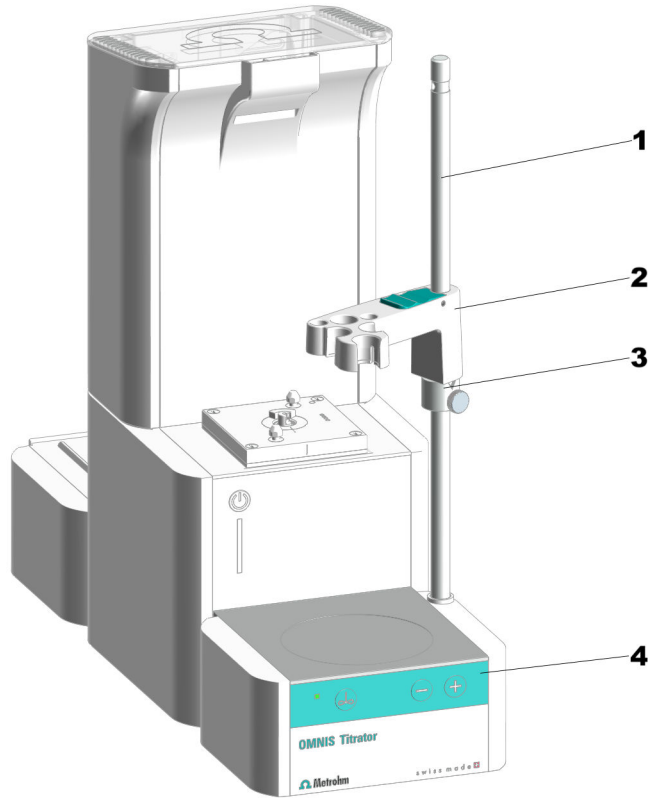


그림 7 부속품을 포함한 자석교반기 - 개요

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1 | 스탠드 봉 | 2 | 전극 홀더 |
| 3 | 조절링 | 4 | 컨트롤 바 |

i 스탠드 봉이 접지된 상태입니다. OMNIS Titrator 및 OMNIS Titration Module에서 스탠드 봉에 있는 하나의 구멍은 바나나 플러그(4mm)를 위한 접지 접점으로 사용됩니다.



3.3.3 dosing unit – 개요

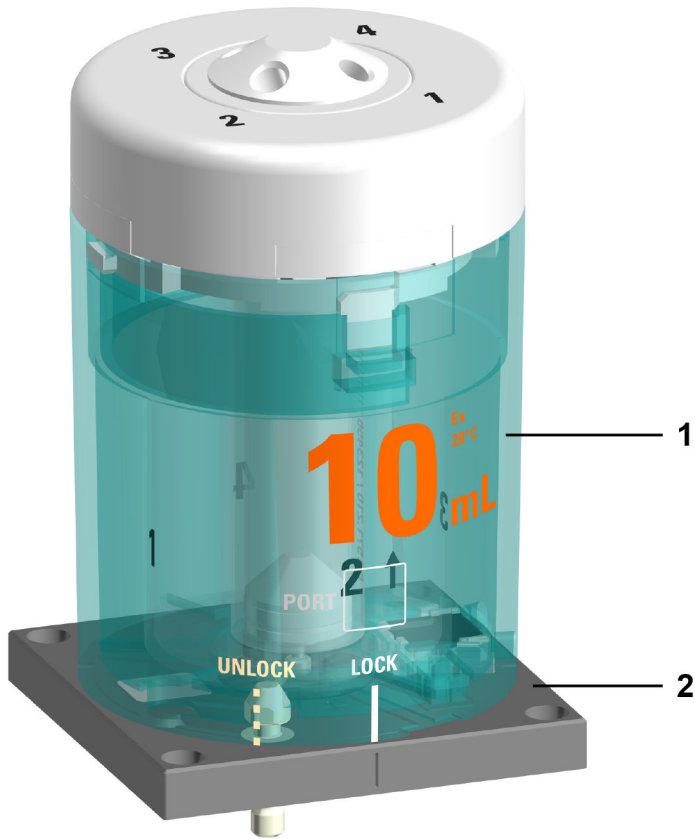


그림 8 dosing unit – 개요

1 실린더 유닛
다양한 볼륨으로 구매 가능

2 분주장치
공급 범위에 포함되지 않음

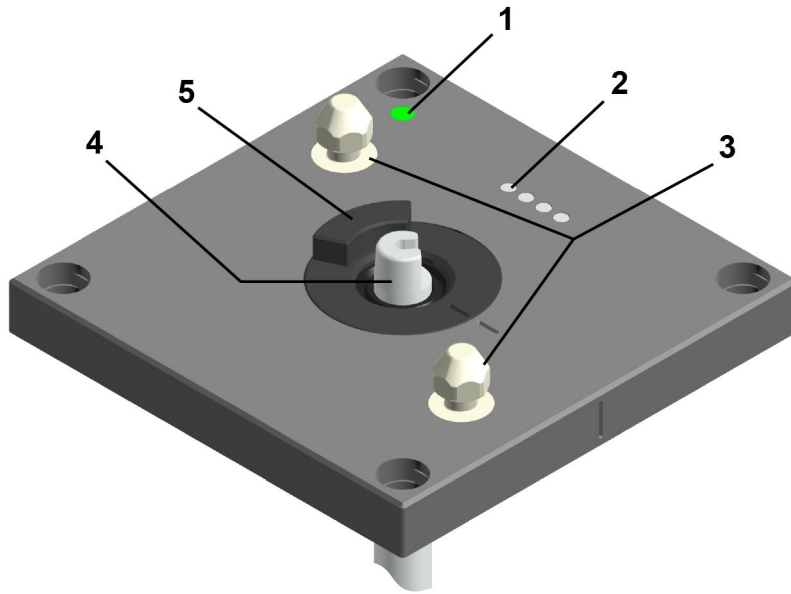


그림 9 분주장치- 개요

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>1 상태 표시창
여러 색상의 LED</p> | <p>2 접촉핀
실린더 유닛과의 통신용</p> |
| <p>3 잠금핀
실린더 유닛 잠금용</p> | <p>4 푸시 로드
도징 피스톤의 동작용</p> |
| <p>5 스톱콕 커플링</p> | |



3.3.3.1 OMNIS 실린더 유닛 - 개요

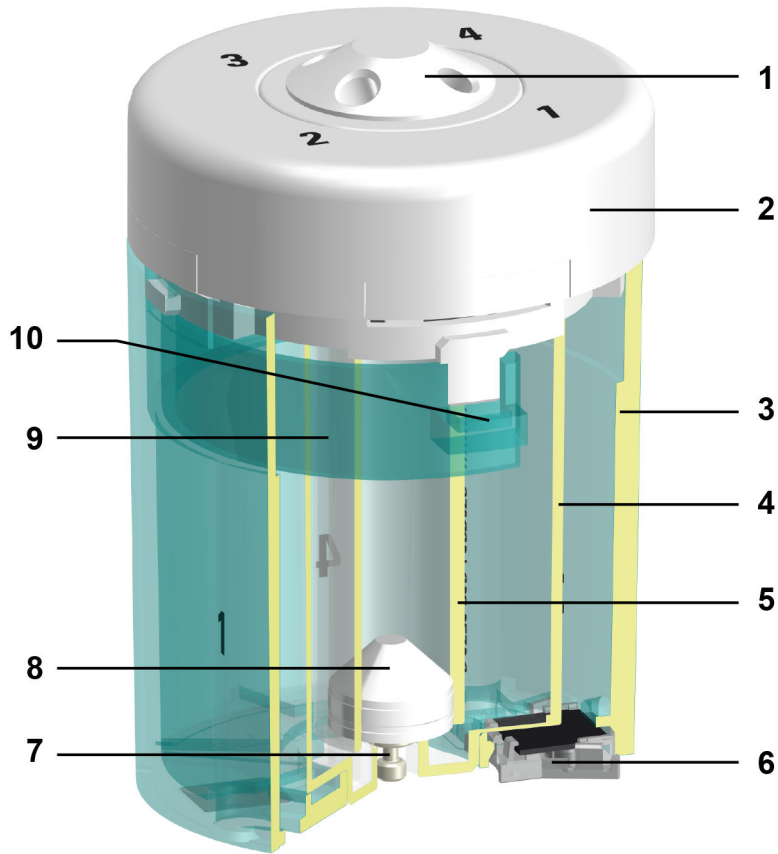


그림 10 실린더 유닛- 개요

1	4개의 포트가 포함된 distributor	2	실린더 valve
3	실린더 하우징	4	센터링 튜브
5	실린더	6	데이터 칩
7	피스톤 스톱퍼	8	도징 피스톤
9	클램핑 브래킷	10	잠금해제 버튼



그림 11 실린더 유닛- 위에서 본 모습

다음 표에는 4개 포트의 기본 용도가 설명되어 있습니다. 포트의 용도는 OMNIS 소프트웨어에서 변경할 수 있습니다.

포트	사용	연결 또는 밀폐
1	분주	분주 팁
2	실린더 주입	화학 물질 병
3	사용되지 않음	마개
4	사용되지 않음	마개



3.3.4 병 유닛 - 개요

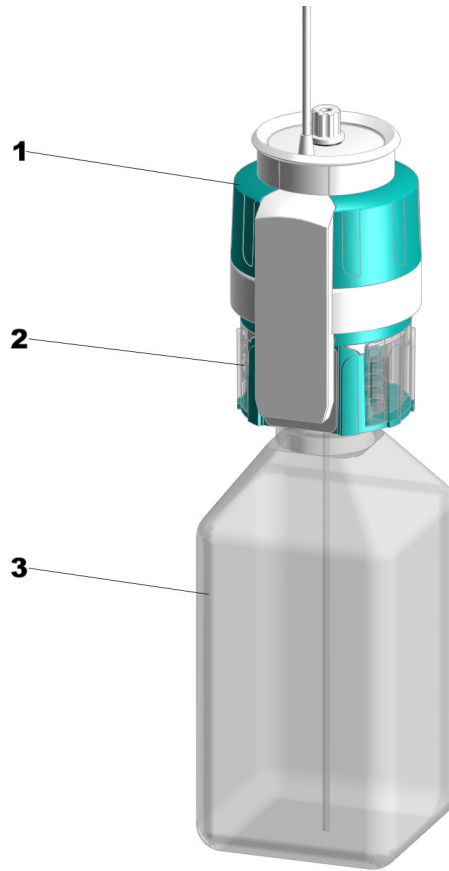


그림 12 병 유닛

1 OMNIS Liquid Adapter

2 멀티 병뚜껑

3 화학 물질 병

3.3.4.1 OMNIS Liquid Adapter - 개요

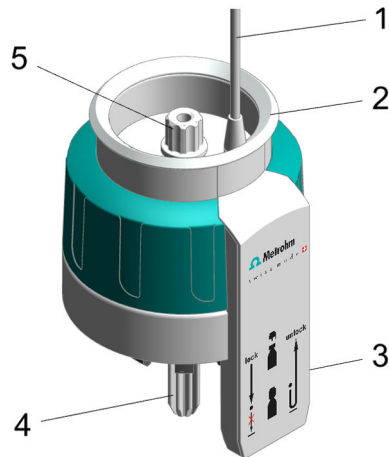


그림 13 OMNIS Liquid Adapter - 구성요소

1 케이블

2 상태 표시창

3 RFID 리더기

4 흡입관
6.01600.xxx의 구성요소

5 튜빙 어댑터
6.01600.xxx의 구성요소



3.3.4.2 멀티 병뚜껑 - 개요

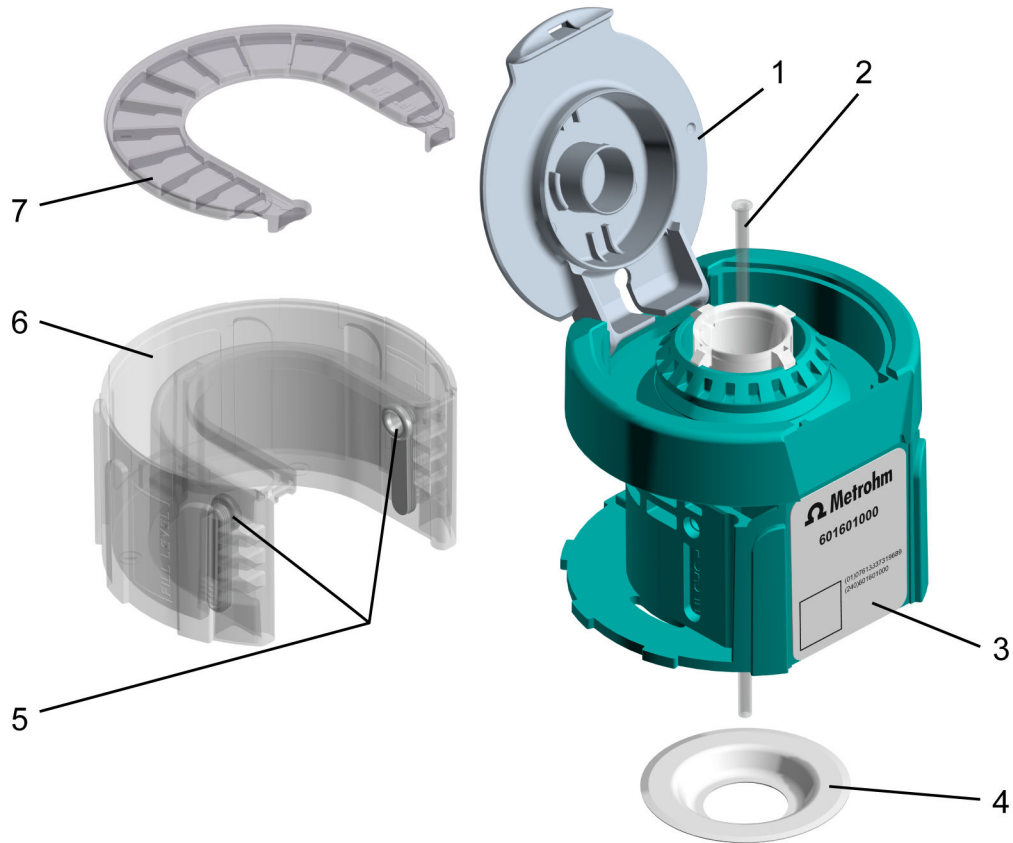


그림 14 멀티 병뚜껑, 전체 (6.01601.000)

<p>1 스냅식 뚜껑</p>	<p>2 흡입 튜빙 흡입 튜빙 (6.1819.020)</p>
<p>3 RFID 태그 비접촉식 데이터 전송을 위한 RFID 칩.</p>	<p>4 PTFE 밀봉 실 PTFE 밀봉 실 (6.02701.010)</p>
<p>5 흡수 카트리지가 인서트 (2개)</p>	<p>6 흡착제 카트리지가 하우징</p>
<p>7 흡착제 카트리지가 커버</p>	<p>흡수 카트리지가 5~7개, 전체 흡수 카트리지가, 전체 (6.02701.000)</p>

3.3.5 Measuring Module Analog - 개요

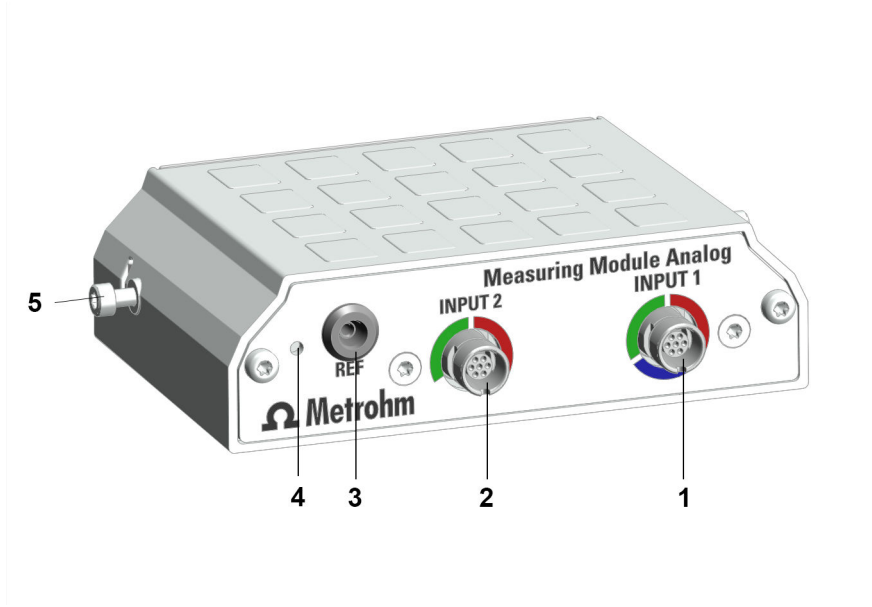


그림 15 Measuring Module Analog - 개요

1 INPUT 1

전위차 센서(초록색 코딩), 온도 센서(빨간색 코딩), 편광 센서(파란색 코딩)용 연결 소켓

2 INPUT 2

전위차 센서(초록색 코딩) 및 온도 센서(빨간색 코딩)용 연결 소켓

3 REF

기준 전극용 연결 소켓

4 상태 표시창

측정 입력단자의 상태는 상태 표시창을 통해 다양한 색상으로 표시됩니다.

5 고정나사

좌측 및 우측 고정나사. 이 나사는 측정 모듈을 하우징에 고정하고 전자장치를 접시합니다.



3.3.6 Measuring Module Analog – 개요

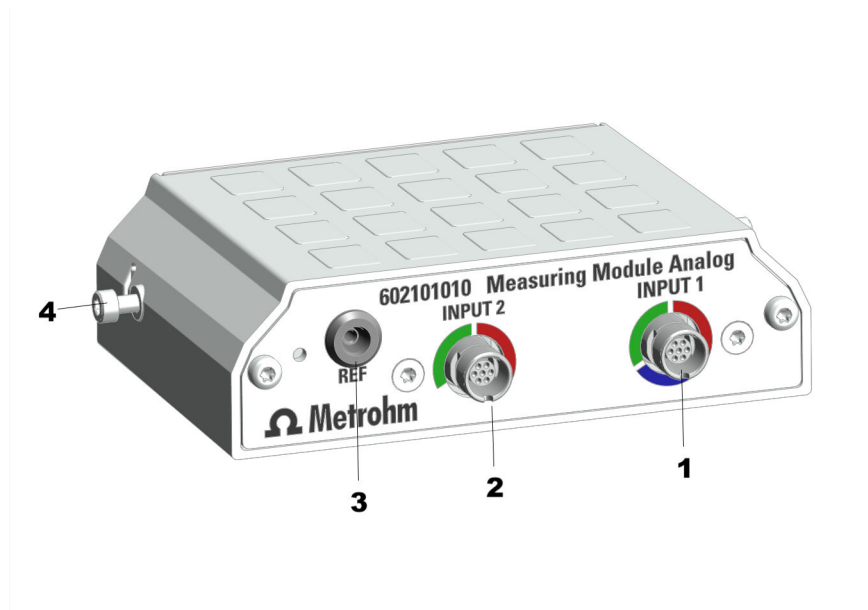


그림 16 Measuring Module Analog – 개요

1 INPUT 1

전위차 센서(초록색 코딩), 온도 센서(빨간색 코딩), 편광 센서(파란색 코딩)용 연결 소켓

2 INPUT 2

전위차 센서(초록색 코딩) 및 온도 센서(빨간색 코딩)용 연결 소켓

3 REF

기준 전극용 연결 소켓

4 고정나사

좌측 및 우측 고정나사. 이 나사는 측정 모듈을 하우징에 고정하고 전자장치를 접시합니다.

3.3.7 Measuring Module Digital – 개요

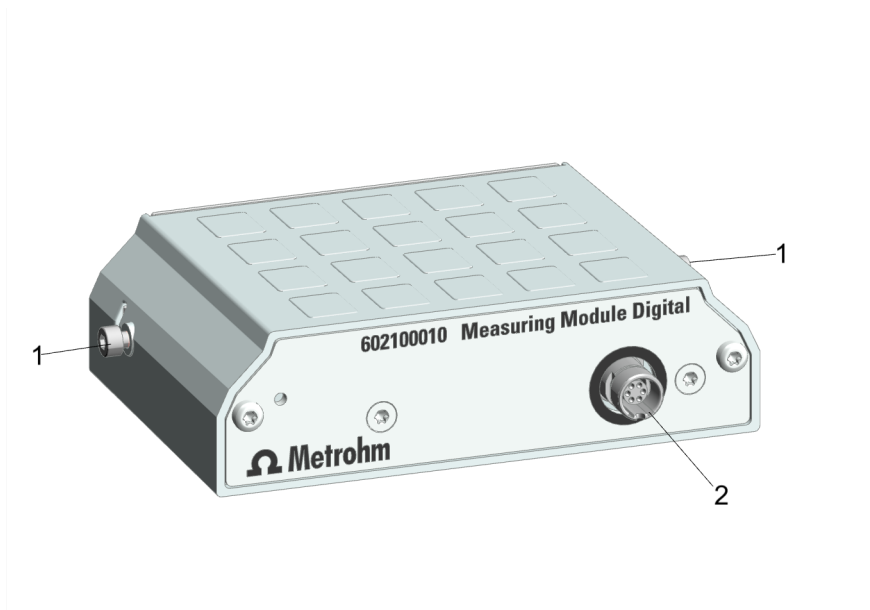


그림 17 Measuring Module Digital – 개요

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <p>1 고정나사
좌측 및 우측 고정나사. 이 나사는 측정 모듈을 하우징에 고정하고 전자장치를 접시합니다.</p> | <p>2 연결 소켓
dTrode용</p> |
|--|-----------------------------------|



3.3.8 Measuring Module Conductivity – 개요

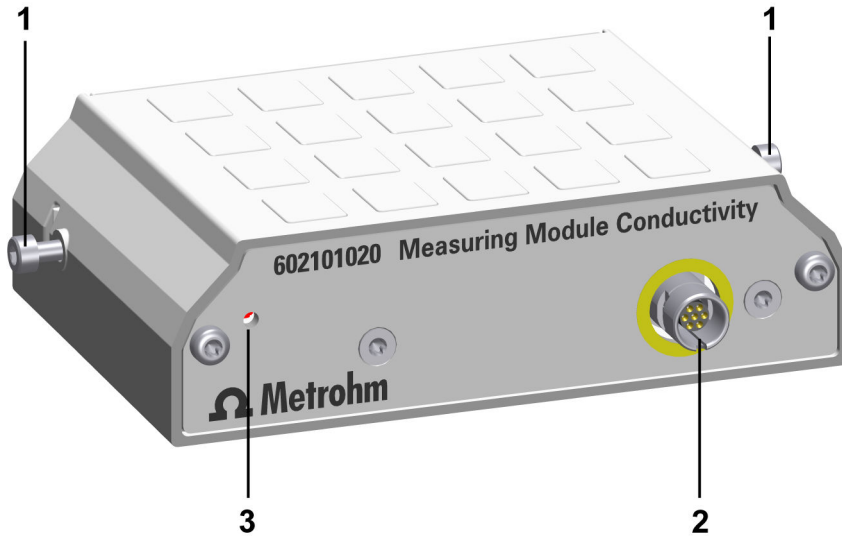


그림 18 Measuring Module Conductivity – 개요

1 고정나사

2 측정 입력단자
전도도 측정셀용(참조 [Measuring Module Conductivity – 연결부 사양, 페이지 91](#))

3 상태 표시창
LED (녹색-적색)

Measuring Module Conductivity의 측정 입력단자에는 통합된 온도 센서가 포함된 전도도 측정셀을 연결할 수 있습니다([전극 파인더](#) 참조).
바나나 커넥터가 포함된 전도도 측정셀을 어댑터 박스(6.2103.160)를 이용해 연결할 수 있습니다.

3.3.9 KF 용량 적정셀 - 개요

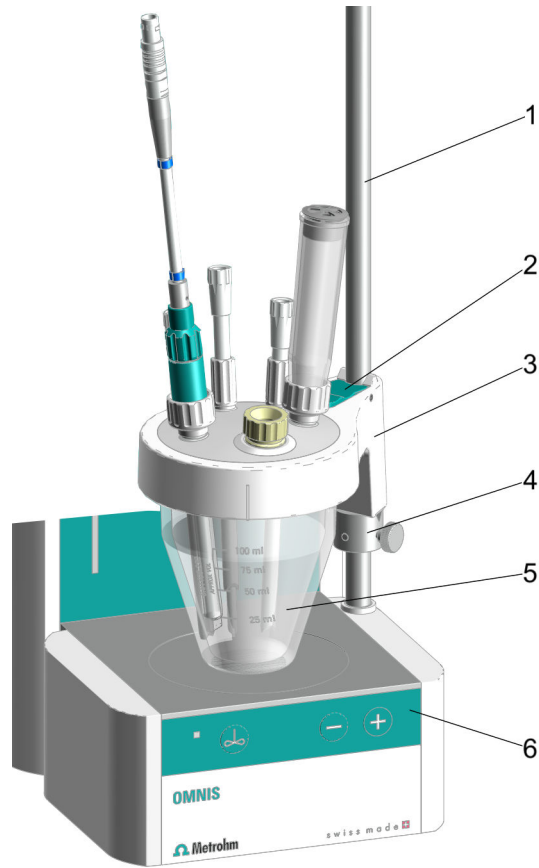


그림 19 장착된 KF 용량 적정셀 - 개요

1 스탠드 봉

2 잠금 레버

3 적정 용기 상단 부분

4 조절링

5 적정 용기

6 자석교반기의 컨트롤 바



3.4 OMNIS Titrator – 기능

OMNIS Titrator는 전원장치 및 이더넷 네트워크에 연결됩니다. 적정 시스템의 다른 모든 모듈은 OMNIS Titrator와 연결되어 있습니다.

OMNIS Titrator에는 다음과 같은 기능 유닛이 탑재되어 있습니다.

- 전원장치 및 이더넷 네트워크로의 연결부.
- 기타 모듈 연결용 인터페이스
- 최대 2개의 측정 모듈을 위한 슬롯:
 - Measuring Module Analog는 아날로그 전극을 연결하는 데 사용됩니다.
 - Measuring Module Digital은 디지털 전극(dTrode)을 연결하는 용도로 사용됩니다.
 - Measuring Module Conductivity는 전도도 측정셀을 연결하는 용도로 사용됩니다.
- 교체 가능한 1개의 실린더 유닛이 포함된 dosing unit
- 제품 버전에 따라 1개의 자석교반기
- 시약 인식 기능이 포함된 병 유닛
- 케이블 커버:
적정기의 뒷면과 바닥의 양면에는 케이블 커버가 있습니다. 케이블 커버 우측에서 OMNIS Liquid Adapter 케이블을 연결 소켓까지 연결할 수 있습니다. 측면 및 하단 케이블 커버 좌측에서 프로펠러 교반기의 케이블을 장치 뒷면의 연결 소켓까지 연결할 수 있습니다.

자석교반기가 포함된 OMNIS Titrator는 수동 시료 교환이 가능한 단일 장치로도 사용할 수 있습니다.

3.4.1 자석교반기 - 기능 설명

자석교반기는 시료가 잘 혼합되도록 합니다. 샘플의 양 및 점도에 따라 교반 속도를 상응하게 조절할 수 있습니다. 자석교반기는 장비의 컨트롤 바 또는 OMNIS Software를 통해 조작됩니다.

3.4.2 dosing unit – 기능

dosing unit을 사용하면 소프트웨어 제어식으로 액체량을 정확하게 주입할 수 있습니다.

Dosing unit은 다음과 같은 유닛으로 구성됩니다:

- 분주장치
- 실린더 유닛

분주장치는 장비의 하우징에 고정 장착되어 있습니다. 분주장치는 OMNIS Software에 의해 제어되며 용액을 정확하게 주입하는 역할을 합니다.

실린더 유닛이 분주장치 위에 배치되면 분주장치는 다음과 기능을 수행합니다:

- **도징 피스톤 상승 및 하강:**
 도징 피스톤을 내리는 경우 용액이 흡입됩니다. 실린더가 채워집니다.
 도징 피스톤을 올리는 경우 용액이 주입됩니다. 실린더가 비워집니다.
- **실린더 회전:**
 실린더 회전은 4개의 포트 중 용액이 흐르는 포트를 제어합니다.
 실린더 베이스 중앙에는 구멍이 있는 밸브 디스크가 있습니다.
 실린더 valve 하단에는 distributor의 포트 4개와 일치하는 4개의 구멍이 있는 분배기 디스크가 있습니다.
 분주장치는 밸브 디스크의 구멍이 분배기 디스크의 구멍에 맞도록 실린더를 90°씩 회전시킵니다. 이를 통해 distributor의 해당 포트로 용액이 흐를 수 있는 통로가 생성됩니다.

3.4.2.1 OMNIS 실린더 유닛 - 기능

실린더 유닛은 주입 기능이 있는 OMNIS 장치의 dosing unit을 위한 부속품 세트입니다. 실린더 유닛은 분석에 필요한 액체량을 제공하며 다양한 용량으로 설계될 수 있습니다. 4개의 포트가 포함된 distributor를 이용해 실린더를 비우거나 채울 수 있습니다.

2mL ~ 20mL 실린더 유닛은 주입뿐 아니라 적정에도 사용할 수 있습니다. 50mL 실린더 유닛은 특히 주입에 적합합니다(Liquid Transfer).

다음도 참조:

OMNIS 실린더 유닛 - 개요 (18 페이지, 3.3.3.1 장)

3.4.3 병 유닛 - 기능

병 유닛은 분석에 필요한 화학 물질을 제공합니다. OMNIS 시스템의 병 유닛은 다음과 같은 엘리먼트로 구성됩니다.

- 화학 물질 병
- OMNIS 병뚜껑
 OMNIS 병뚜껑은 GL 45 나사산이 있는 화학 물질 병에 적합합니다. 다른 나사산의 화학 물질 병의 경우 적합한 어댑터를 구매할 수 있습니다.
 초록색 멀티 병뚜껑에는 쓰기 가능한 RFID 태그가 있습니다. RFID 태그는 용액에 대한 정보를 설명하고 있습니다.
 빨간색 일회용 병뚜껑에는 RFID 태그가 있습니다. RFID 태그에는 용액의 구성 및 농도에 대한 제조업체의 정보가 포함되어 있습니다.
- OMNIS Liquid Adapter
 OMNIS Liquid Adapter에는 병뚜껑의 RFID 태그와 OMNIS 소프트웨어 간에 데이터를 전송하는 RFID 태그 리더기가 있습니다.

3.4.3.1 OMNIS Liquid Adapter – 기능

기본 원리

OMNIS Liquid Adapter와 화학 물질 병 사이에는 병 교체 시 풀어야 하는 고정된 연결이 없습니다. 따라서 OMNIS Liquid Adapter를 기존 병에서 다른 병으로 쉽게 옮길 수 있습니다.

액체 전달

OMNIS Liquid Adapter에 장착된 흡입관은 액체 전달을 담당합니다. OMNIS Liquid Adapter를 병 위에 놓으면 흡입관이 화학 물질 병의 흡입 튜빙을 누릅니다. 이로써 단단히 연결됩니다.

비접촉식 데이터 전송

화학 물질 병의 내용물에 대한 정보는 병뚜껑의 RFID 태그에 저장되어 있습니다. OMNIS Liquid Adapter에는 이러한 데이터를 읽는 RFID 태그 리더기가 있습니다.

OMNIS Liquid Adapter에 고정된 데이터 케이블은 분석기와 소프트웨어에 정보를 전송합니다.

3.4.4 Measuring Module Analog – 기능 설명

Measuring Module Analog에는 아날로그 센서 사용을 위해 필요한 전자 장치가 포함되어 있습니다. 연결 소켓에는 아날로그 전극과 아날로그 기준 전극을 꽂을 수 있습니다.

3.4.5 Measuring Module Digital – 기능 설명

Measuring Module Digital은 OMNIS Titrator 또는 OMNIS Titration Module의 디지털 전극을 위한 인터페이스 역할을 합니다.

연결 소켓에는 디지털 전극인 dTrode를 꽂을 수 있습니다.

3.4.6 KF 용량 적정셀 – 기능

KF 용량 적정셀(KF 적정셀)은 칼피셔에 따른 수분 함량 결정을 위한 밀폐 용기이며 자석교반기의 스탠드 봉에 고정됩니다.

KF 적정셀 구성:

- 적정 용기(다양한 버전) 1개
- 적정 용기 상단부(다양한 버전, 분쇄기 포함 및 미포함(Polytron PT 1300 D))

KF 적정셀로의 물기 침투는 셀 및 흡습제로 채워진 흡착튜브를 통해 방지됩니다.

3.5 OMNIS 메인 장치 - indicators 및 조작 부재

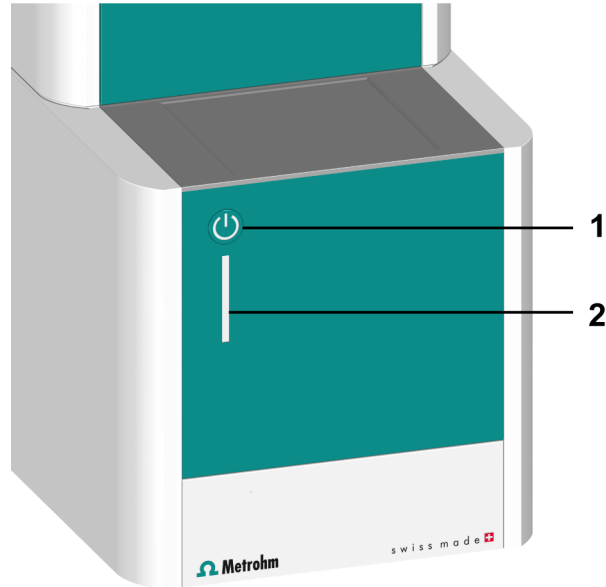


그림 20 OMNIS 메인 장치 - indicators 및 조작 부재

1 On/Off 스위치

2 상태 표시창
여러 색상

indicators

OMNIS 메인 장치의 상태는 상태 표시창(20-2)을 통해 다양한 색상으로 표시됩니다 (시스템 - 신호, 32 쪽 참조).

조작 부재



On/Off 스위치(20-1)는 OMNIS 메인 장치의 하드웨어 측 조작을 위한 것입니다.

표 3 On/Off 스위치의 동작

누름 시간	청각적 신호	기능
짧게 누름(1 - 5초)	1초 후에 발신음	장치 켜기. 장치 종료.
매우 오랜 누름(10초 이상)	8초 후에 지속적인 발신음	강제 종료.

3.6 시스템 - 신호

상태 표시 부재가 포함된 시스템 컴포넌트는 그 가동 상태를 컬러 및/또는 점멸 패턴을 통해 표시합니다. 컬러 및 점멸 패턴의 의미는 다음 표에 설명되어 있습니다.

시각적 신호	의미
	LED가 황색으로 점등됩니다. 시스템 시작 또는 초기화
	LED가 황색으로 점멸됩니다 (저속). 연결 구축 또는 커플링 준비 완료
	LED가 황색으로 점멸됩니다 (고속). 연결 구축 시작됨 또는 커플링 실행 중
	LED가 녹색으로 점등됩니다. 작동 준비 완료
	LED가 녹색으로 점멸됩니다 (저속). 작동 중
	LED가 적색으로 점멸됩니다 (고속). 장애 또는 오류

몇몇 시스템 컴포넌트는 표시된 점멸 패턴 중 단 하나만 사용합니다.

3.7 Measuring Module Analog - 인터페이스

Measuring Module Analog에는 아날로그 전극을 위한 3개의 측정 입력 단자가 있습니다.

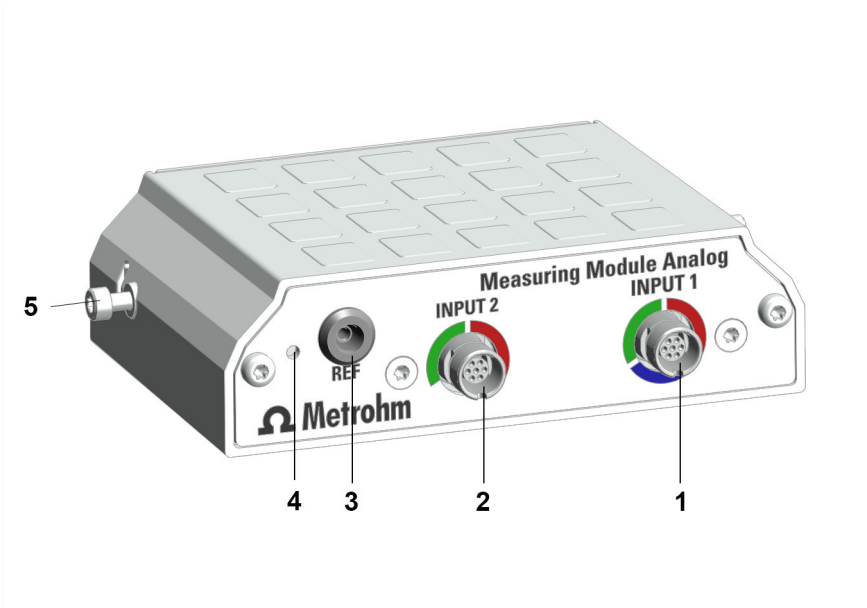


그림 21 Measuring Module Analog - 측정 입력단자

1	INPUT 1	2	INPUT 2
3	REF	4	고정나사

측정 입력단자 INPUT 1 및 INPUT 2

INPUT 1 및 INPUT 2 측정 입력단자는 컬러로 된 원형 조각으로 표시되어 있습니다. 표시는 특정 유형의 전극 케이블만 해당 연결 소켓에 꽂을 수 있음을 나타냅니다.

표 4 컬러의 의미

빨간색	포트가 온도 센서를 지원함.
청색	포트가 편광 센서를 지원함.
초록색	포트가 전위차 센서를 지원함.

측정 입력단자 REF

REF 측정 입력단자에는 기준 전극을 꽂을 수 있습니다.



3.8 OMNIS Titrator – 인터페이스

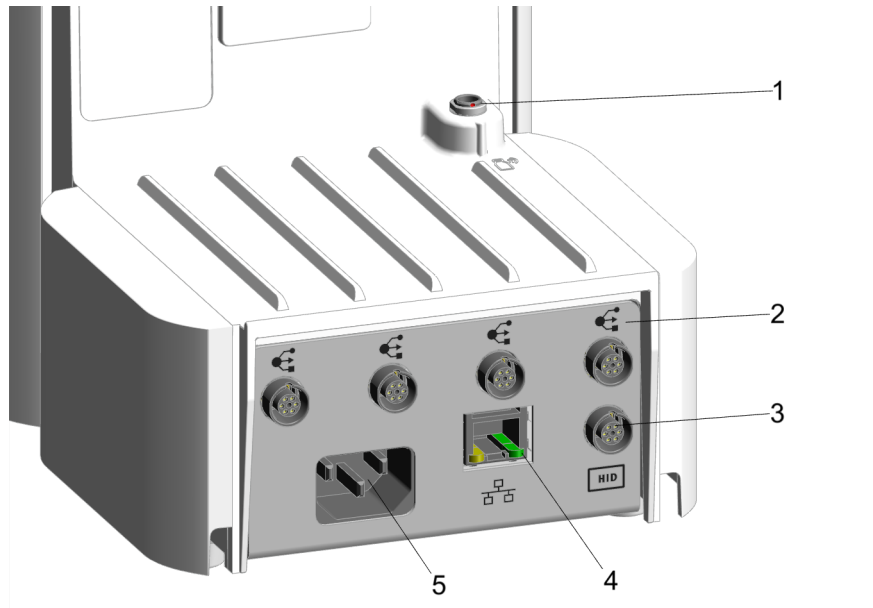


그림 22 OMNIS Titrator – 인터페이스 및 포트

- | | |
|---|---|
| <p>1 MSI 포트
MSI = Metrohm Solution Identification. Liquid Adapter 케이블용 연결 소켓</p> | <p>2 MDL 포트
MDL = Metrohm Device Link. OMNIS 제품 간 연결 케이블을 위한 연결 소켓</p> |
| <p>3 HID 포트
HID = Human Interactive Device. 외부 조작 유닛을 위한 연결 소켓</p> | <p>4 LAN 포트
LAN = Local Area Network. 로컬 네트워크 연결 케이블을 위한 연결 소켓</p> |
| <p>5 전원 소켓
전원장치를 위한 연결 소켓</p> | |

3.9 Measuring Module Analog – 인터페이스

Measuring Module Analog에는 아날로그 전극을 위한 3개의 측정 입력 단자가 있습니다.

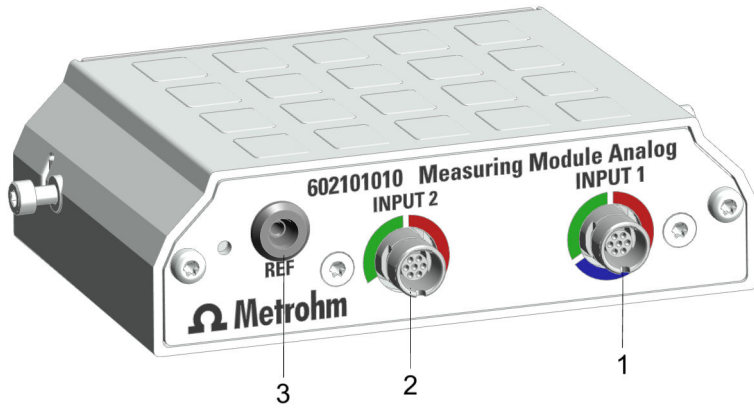


그림 23 Measuring Module Analog - 측정 입력단자

1 INPUT 1

2 INPUT 2

3 REF

측정 입력단자 INPUT 1 및 INPUT 2

INPUT 1 및 INPUT 2 측정 입력단자는 컬러로 된 원형 조각으로 표시되어 있습니다. 표시는 특정 유형의 전극 케이블만 해당 연결 소켓에 꽂을 수 있음을 나타냅니다.

표 5 컬러의 의미

빨간색	포트가 온도 센서를 지원함.
청색	포트가 편광 센서를 지원함.
초록색	포트가 전위차 센서를 지원함.

측정 입력단자 REF

REF 측정 입력단자에는 기준 전극을 꽂을 수 있습니다.



3.10 Measuring Module Digital – 인터페이스

Measuring Module Digital에는 디지털 전극을 위한 1개의 연결 소켓이 있습니다.

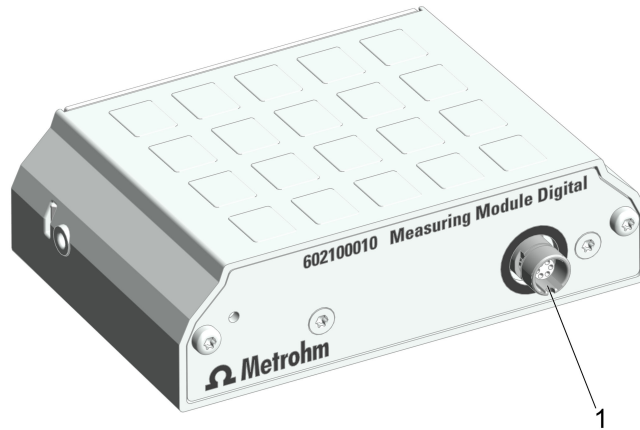


그림 24 Measuring Module Digital – 인터페이스 및 포트

1 디지털 전극을 위한 연결 소켓

연결 소켓

연결 소켓의 검은색 표시는 이 연결 소켓에 디지털 전극 케이블만 꽂을 수 있음을 나타냅니다.

4 공급 및 포장

4.1 공급

접수한 후 즉시 공급 품목을 점검하십시오:

- 인도증을 근거로 공급 품목의 완전성을 점검하십시오.
- 제품의 손상 여부를 점검하십시오.
- 공급 품목이 완전하지 않거나 또는 손상된 경우에는 지역 Metrohm 담당자에게 연락하십시오.

4.2 포장

제품 및 부속품은 보호 기능이 있는 특수포장에 포장된 상태로 공급됩니다. 이 포장은 제품의 안전한 운반을 보장하기 위해 반드시 보관하십시오. 운반용 고정나사가 존재하는 경우 이것도 보관하고 재사용하십시오.

5 설치

5.1 Metrohm을 통한 설치

시스템의 설치 작업은 원칙적으로 지역 Metrohm 서비스 담당자가 수행합니다.

5.2 설치 장소

본 제품은 오로지 실내 공간에서 사용하기에 적합하며 폭발 위험이 있는 환경에서는 사용하지 말아야 합니다.

설치 장소에 대한 요구사항은 다음과 같습니다:

- 설치 공간은 통풍이 양호하고, 과도한 온도 변동 및 직사광으로부터 보호되어야 합니다.
- 설치면은 안정적이고 진동이 발생하지 않아야 합니다. 설치면은 구성요소의 중량 및 무게에 적합해야 합니다(기술 데이터 참조).
- 모든 케이블 및 포트는 운전 중에 접근이 가능해야 합니다. 케이블은 안전하게 배선되어야 합니다(넘어짐 위험 없음).
- 작업장은 인체공학적으로 설계되어야 하며 제품의 원활한 운전이 보장되어야 합니다.


5.3 전극 파킹 스테이션 조립

전극 파킹 스테이션에는 전극 또는 전극 저장 용기를 보관할 수 있습니다. 전극 파킹 스테이션은 장비의 양측면에 장착할 수 있습니다.

필요한 부속품:


전극 파킹 스테이션 (6.02005.010)

1

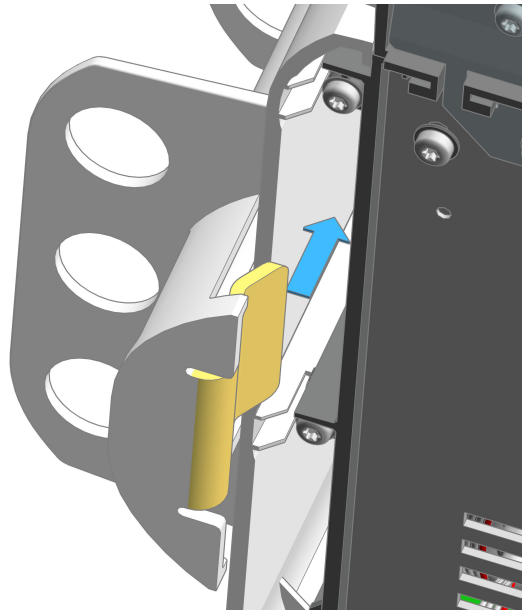

OMNIS 제품을 측면으로 기울입니다. 전극 파킹 스테이션의 다리를 사이드 죠에 삽입하십시오.

2

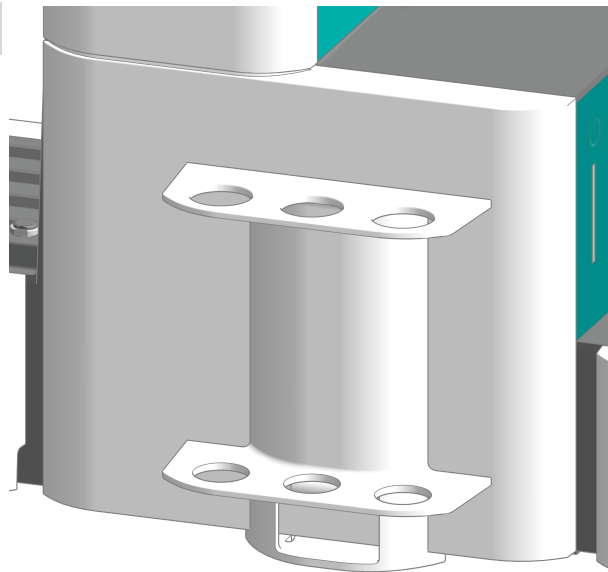

OMNIS 제품을 일직선으로 설치하십시오. 전극 파킹 스테이션을 장비 후면판 방향으로 끝까지 미십시오.

부품이 모서리가 손상되지 않도록 하고 전극 파킹 스테이션의 모서리가 사이드 죠 밖으로 돌출되지 않도록 주의하십시오.



5.4 OMNIS 실린더 유닛 연결

i 포트 1 및 2의 기본 설정

기본 사항으로 실린더 유닛의 데이터 칩에서 포트 1은 주입 포트, 포트 2는 충전 포트로 정의되어 있습니다. 다음의 지침은 기본 설정 내용을 설명합니다.

포트를 기본 설정과 다르게 사용하는 경우에는 OMNIS 소프트웨어의 **속성 ▶ 고유 데이터**에서 해당 포트를 상응하게 조절해야 합니다.

연결 준비

- 1 OMNIS 소프트웨어에서 dosing unit의 **수동 조작**을 엽니다([소프트웨어 도움말](#) 참조).
- 2 **교체 위치** 기능을 시작하십시오.

실린더 유닛 연결

i 본 지침은 OMNIS 소프트웨어에서 표준으로 지정된 설치를 설명합니다.

전제조건:

- 분주장치: 스톱콕 커플링 및 푸시 로드가 교체 위치에 있습니다(포트 2가 설정된 상태입니다).
- 실린더 유닛: 피스톤 스톱퍼가 실린더 하우징의 하단면과 같은 높이에 있습니다. 센터링 튜브이 올바른 위치에 있습니다.


필요한 부속품:

- 렌치(6.2739.000)
- 2개의 FEP 튜빙 (6.1805.100)
- 적정 노즐 (6.1543.200)

1 실린더 유닛 정렬


UNLOCK 글자가 있는 선이 분주장치의 표시와 일치하도록 실린더 유닛을 돌리십시오.

2

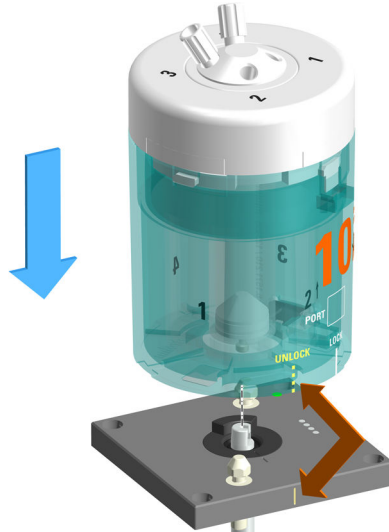

실린더 유닛을 위에서부터 두 개의 잠금핀 위에 똑바로 놓으십시오.

3 실린더 유닛 잠금

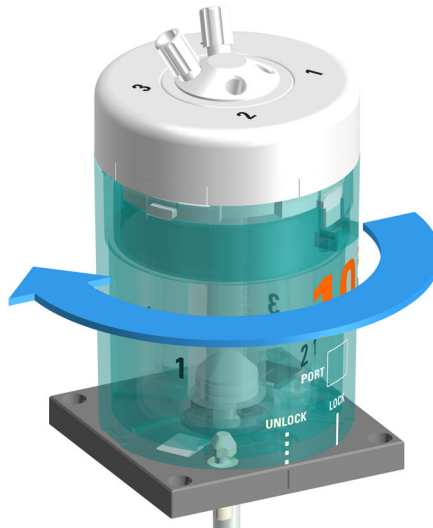


실린더 유닛을 좌측으로 끝까지 돌리십시오.

LOCK 표시가 있는 라인은 방향을 확인하는 용도로 사용됩니다.



4 튜빙 조립

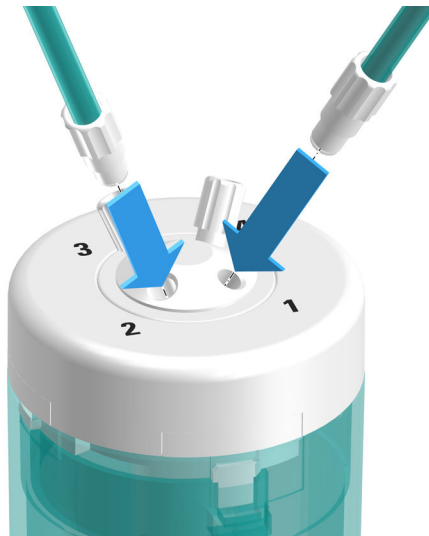

하나의 FEP 튜빙(6.1805.100)을 포트 1에 조이십시오.
FEP 튜빙인 분주 튜빙 역할을 합니다. 다른 끝부분은 적정 노즐 (6.1543.200)에 완전히 조이십시오.

5 다른 FEP 튜빙(6.1805.100)은 포트 2에 조이십시오.
이 FEP 튜빙은 충전 튜빙으로 사용됩니다. 다른 쪽 끝부분은 OMNIS Liquid Adapter에 단단히 조이십시오.

6 튜빙을 렌치(6.2739.000)를 이용해 단단히 조이십시오.

다음도 참조:


OMNIS 실린더 유닛 - 개요 (18 페이지, 3.3.3.1 장)

5.5 자석교반기 - 부속품 조립

전극 홀더 조립


부속품

- 30cm 스탠드 봉(6.2016.050)
- 10mm 조절링(6.2013.010)
- 전극 홀더(6.02005.000)

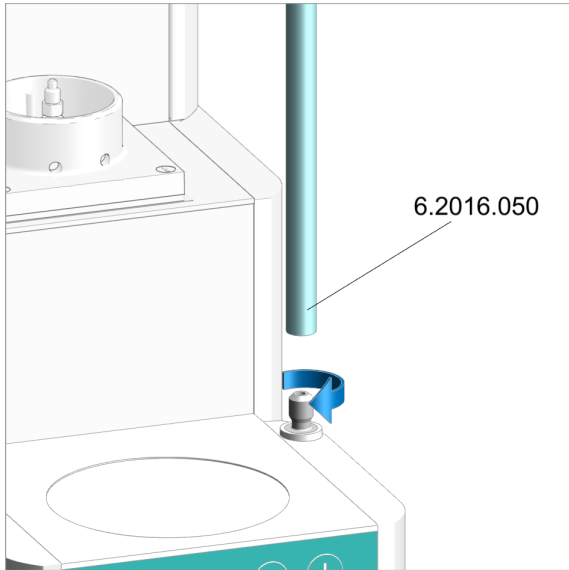


스탠드 봉 조립

스탠드 봉을 스탠드 어태치먼트에 조이십시오.

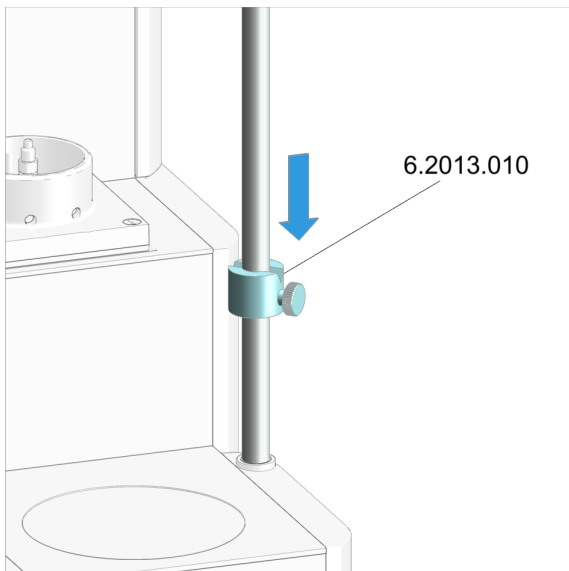

조절링 조립


조절링을 상향 노치를 이용해 스탠드 봉 위로 미십시오.

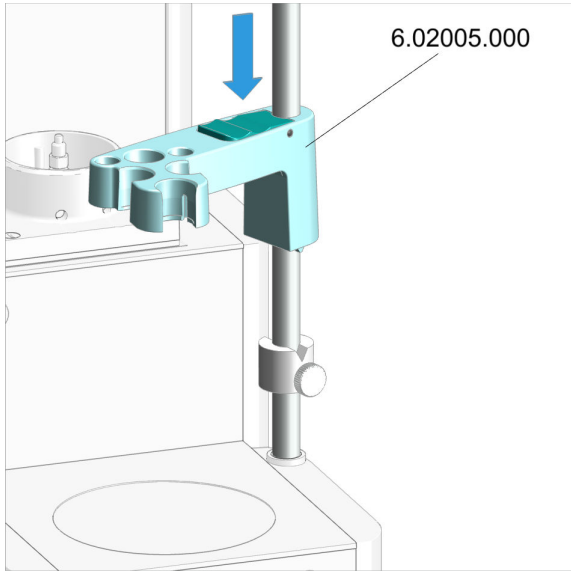

전극 홀더 조립

1. 전극 홀더의 초록색 잠금 레버를 누르십시오.
2. 전극 홀더를 스탠드 봉 위로 미십시오.
3. 고정을 위해 원하는 높이에서 초록색 잠금 레버를 놓으십시오.

전극 홀더가 고정되었습니다.

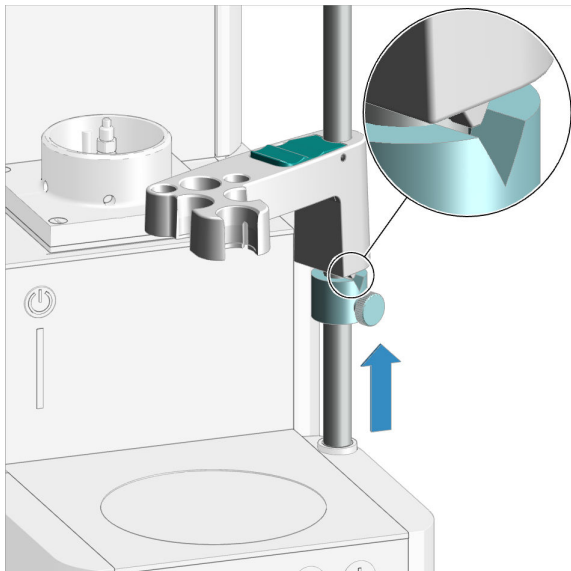


i 조절링은 전극 홀더를 위한 하단 스톱퍼 역할을 합니다. 조절링은 전극이 조립된 전극 홀더가 너무 낮게 내려가는 것을 방지합니다.

1. 조절링을 전극 홀더 아래로 미십시오.
2. 전극 홀더의 웨지가 조절링의 노치에 맞도록 조절링을 돌리십시오.
3. 조절링을 원하는 높이에서 너링 나사를 이용해 고정하십시오.

작동을 위한 자석교반기 준비

비커 및 교반바 배치

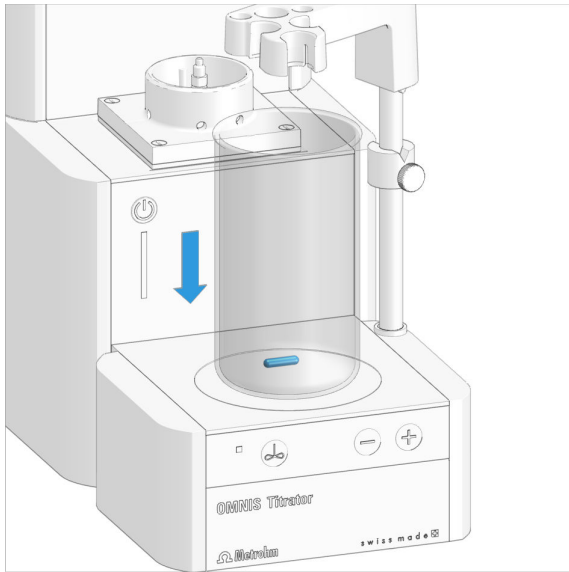

1. 16mm PTFE 교반바(6.1903.020) 또는 25mm PTFE 교반바(6.1903.030)를 시료 비커 안에 넣으십시오.
2. 시료 비커를 자석교반기의 교반면 위에 놓으십시오.

5.6 OMNIS KF 제품 - 흡착 물질 교환

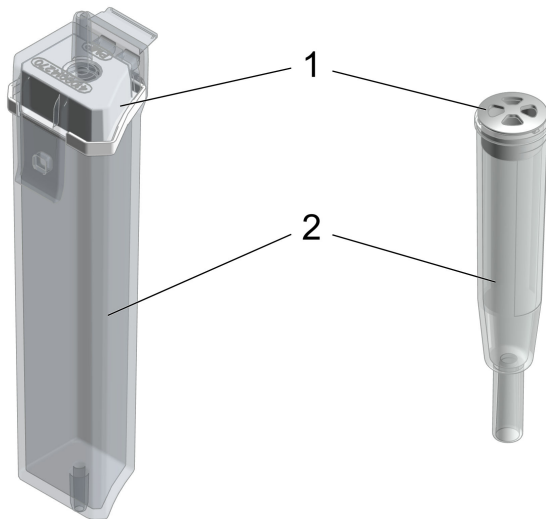



그림 25 KF 적정셀용 OMNIS Solvent Module 및 흡착튜브의 흡착제 카트리지를

1 커버

2 하우징



흡착제 카트리리지 또는 흡착튜브의 흡착 물질 교환

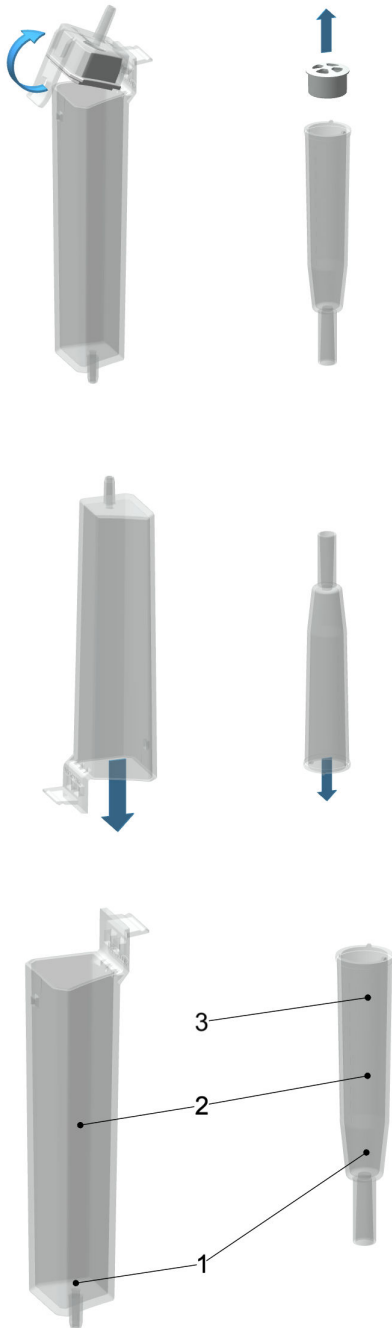

1. 커버 제거

흡착제 카트리리지: 쉘을 포함한 커버를 하우징에서 푼 후 제거하십시오.

흡착튜브: 커버를 하우징에서 들어 올린 후 제거하십시오.

2. 흡착 물질 제거


전체 내용물을 제거하십시오.

하우징이 비어 있는 경우 이 단계는 생략됩니다.

i 흡습제는 300°C의 건조기에서 재생할 수 있습니다(<https://www.metrohm.com/de-ch/support-und-service/faq-kft/> 참조).

3. 하우징에 흡착 물질 채우기

1. 바닥을 덮도록 하우징 하단에 솜을 성기게 넣으십시오. 가스가 충분히 통과할 수 있도록 솜이 완전히 막지 않아야 합니다.
2. 하우징 가장자리 하단의 약 1cm까지 흡습제를 채우십시오.
3. **흡착튜브:** 작은 솜을 흡습제 위에 놓으십시오. 가스가 충분히 통과할 수 있도록 솜이 완전히 막지 않아야 합니다.

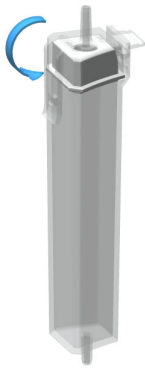

4. 커버로 하우징 밀폐

i 하우징과 커버 사이의 실링면이 깨끗하고 건조하며 채움재료 잔여물이 없는 상태인지 확인하십시오!

흡착제 카트리지가: 셀을 포함한 커버를 하우징 측면에 걸고 걸쇠로 단으십시오.

흡착튜브: 하우징을 커버로 밀폐하십시오.

i 적당한 습도에서는 약 6주마다 흡착 물질을 교환할 것을 권장합니다.

이동 속도가 증가하는 경우에는 KF 적정셀의 기밀성을 점검하고 경우에 따라서 흡습제를 교환해야 합니다.

팁:

흡습제 교환 날짜를 흡착제 하우징에 메모하십시오. 그러면 마지막 충전 또는 마지막 교환을 언제 실시했는지 항상 알 수 있습니다.

5.7 전극 조립

⚠ 주의


손상된 유리 부품 및 유리 파편

손상된 유리 부품 및 유리 파편은 배임 상해를 발생시킬 수 있습니다.

- 유리 부품(예를 들어 전극, 병)은 조심스럽게 주의하여 취급하십시오.
- 손상되지 않은 유리 부품만 사용하십시오.
- 손상된 유리 부품은 즉시 폐기하십시오.



1

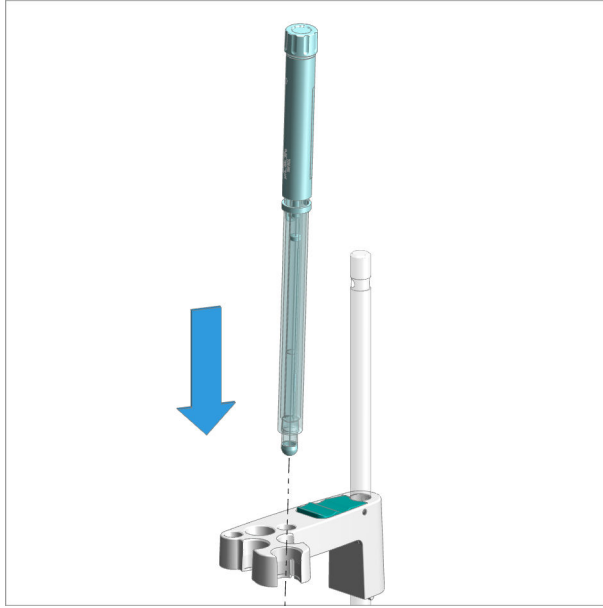

전극을 위에서부터 전극 홀더의 전방 구멍에 삽입하십시오.


2



전극의 초록색 상단부를 아래로 끝까지 미십시오. 전극의 초록색 부분은 전극 홀더의 하단 가장자리와 나란히 위치합니다.




3

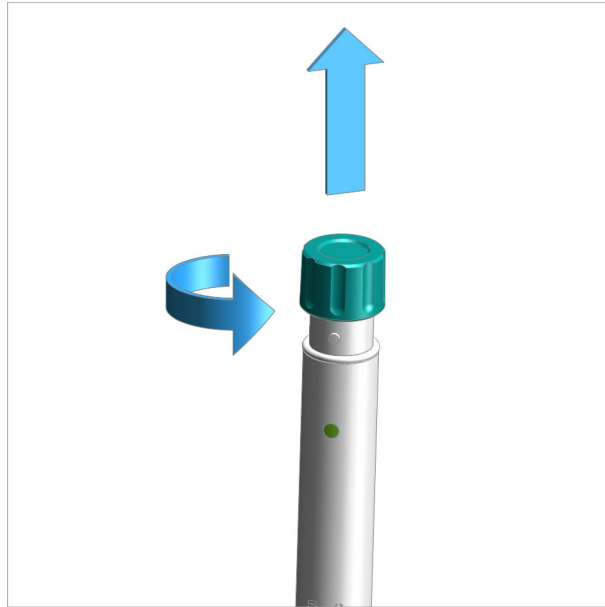

보호캡을 전극에서 돌려 뺀 후 제거하십시오.


4

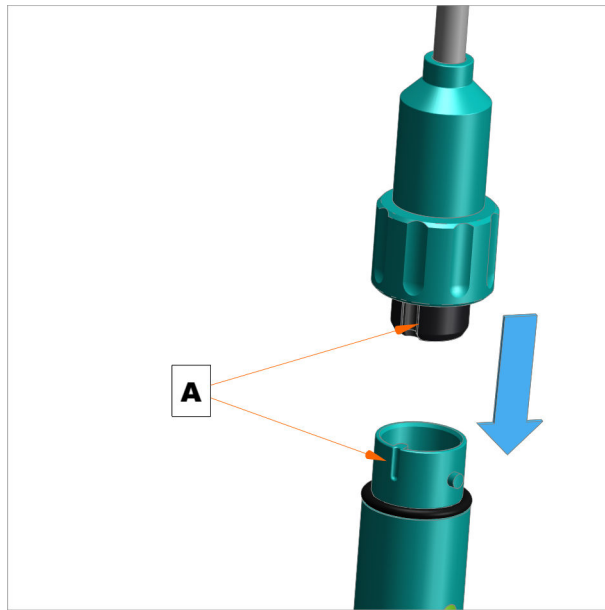

전극 케이블의 플러그를 꽂으십시오. 정렬(A) 상태에 유의하십시오.



5

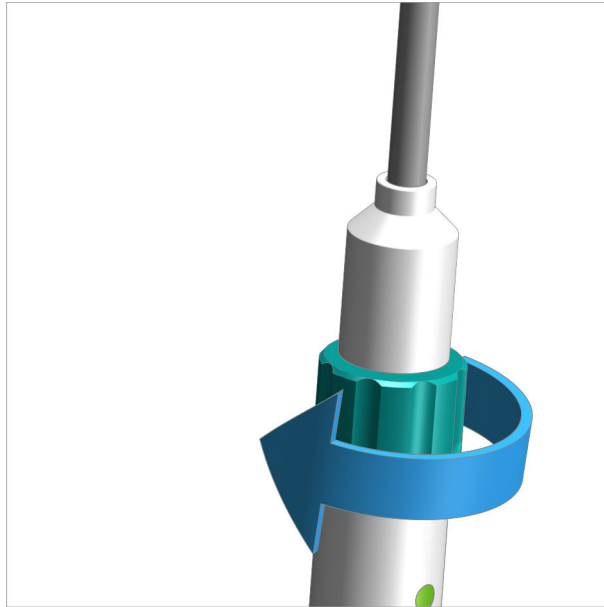


전극 케이블을 단단히 조이십시오.

5.8 측정 모듈 조립


측정 모듈은 고정나사가 장착된 상태로 공급됩니다. 원활한 운전을 보장하기 위해 이 고정나사를 통해 측정 모듈이 장비에 고정됩니다.

1 커버 열기

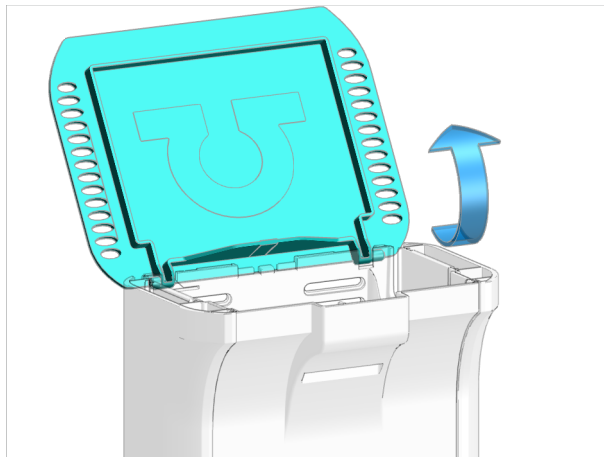

- 커버를 여십시오.


2 측면부 제거

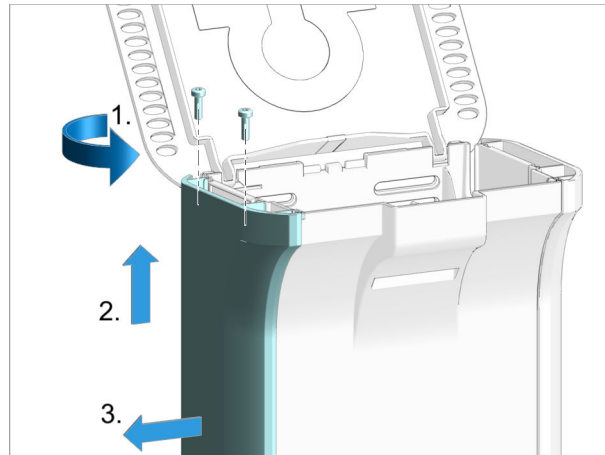

다음 단계를 장비의 **양면**에서 실행하십시오.

- 2개의 나사를 소켓 렌치를 이용해 위에서부터 풀고 제거하십시오.
- 측면 커버를 측면으로 제거할 수 있을 때까지 위로 미십시오.
- 측면 커버를 측면으로 제거하십시오.


3 고정나사 제거

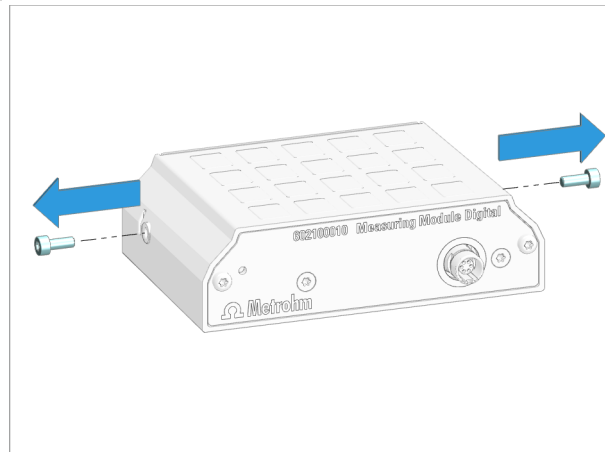

- 2개의 고정나사를 소켓 렌치를 이용해 측정 모듈에서 돌려 제거하십시오.




4 측정 모듈 삽입

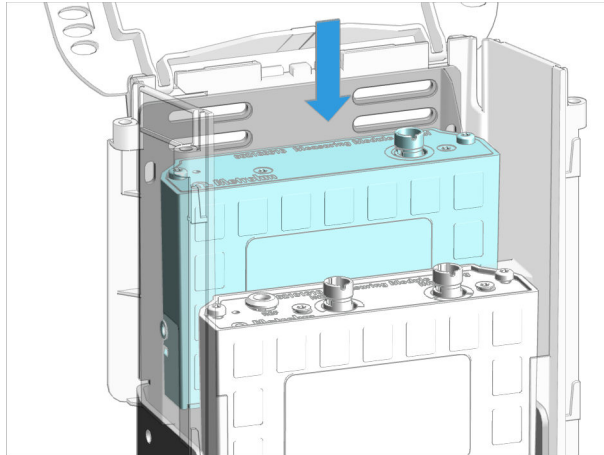


- 측정 모듈을 빈 슬롯에 삽입하십시오. 슬롯은 1(후방) 및 2(전방)로 표시되어 있습니다.

5 측정 모듈 고정

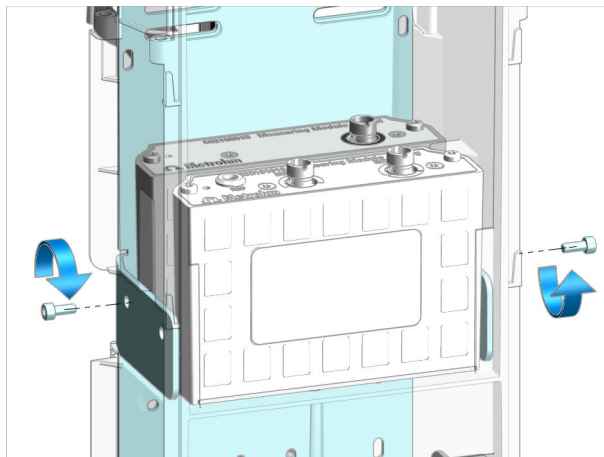

- 고정나사를 삽입하십시오. 측정 모듈의 양면을 소켓 렌치를 이용해 하우징에 단단히 조이십시오.

6 측면부 조립

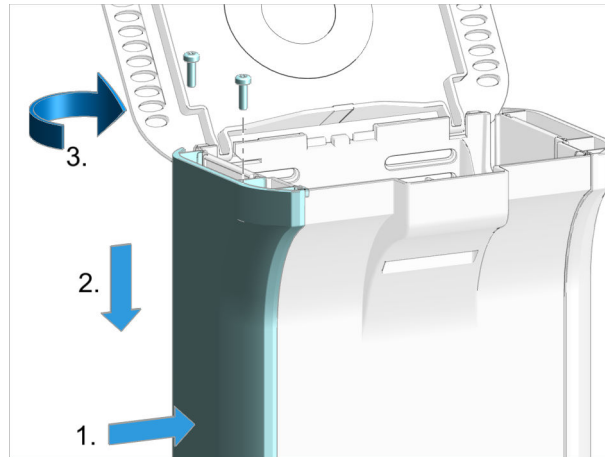

다음 단계를 장비의 **양면**에서 실행하십시오.

- 측면 커버를 측면에서부터 높은 위치에서 놓으십시오.
- 측면 커버를 가이드 레일에 넣은 후 아래로 미십시오.
- 2개의 나사를 대고 위에서부터 소켓 렌치를 이용해 완전히 조이십시오.



5.9 KF 용량 적정셀 조립

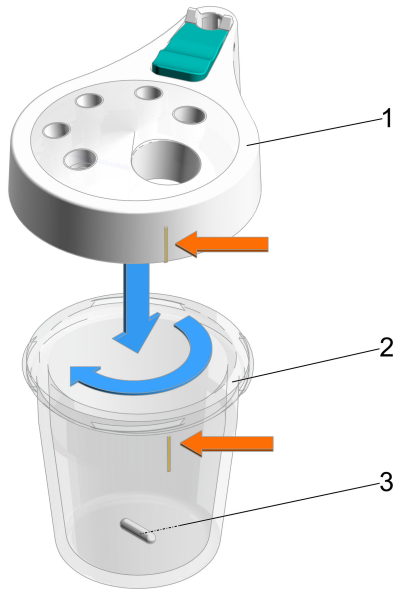


그림 26 KF 용량 적정셀

- 1 적정 용기 상단 부분 (6.01405.010)**
분쇄기를 위한 적정 용기 상단 부분
(6.01405.040)
- 3 교반바**
16mm(6.1903.020) 또는
25mm(6.1903.030)

- 2 적정 용기**
20~90mL(6.01406.220) 또는
50~150mL(6.01406.250)

KF 용량 적정셀 결합

- 1** 원하는 사이즈의 적정 용기(26-2)를 잡고 적합한 교반바(26-3)를 놓으십시오.
- 2** 적정 용기를 적합한 적정 용기 상단 부분(26-1)에 결합하십시오. 결합을 위해 배치할 때 적정 용기의 색상 표시가 적정 용기 상단 부분의 노우즈와 일직선상에 놓이도록 유의하십시오. 이를 통해 전방에서 KF 용량 적정셀의 눈금을 읽을 수 있습니다.

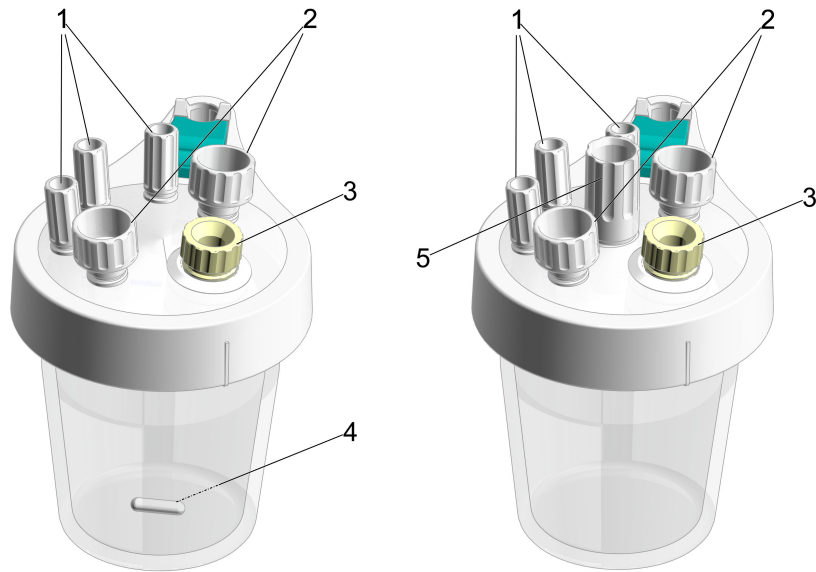


그림 27 분쇄기와 함께 사용하거나 분쇄기 없이 사용하는 KF 용량 적정셀

- | | |
|---|---|
| 1 M10 나사 니플(6.02709.010) | 2 M12 나사 니플(6.02709.030) |
| 3 격막 마개(또는 고체 샘플 스푼) | 4 교반바
16mm(6.1903.020) 또는
25mm(6.1903.030) |
| 5 Polytron PT 1300 D용 가이드 슬리브
(6.02709.050) | |

i Karl Fischer 적정셀을 분쇄기와 함께 사용하기 위해([참조, 페이지 61](#)).

KF 용량 적정셀 전처리

- 1** 3개의 나사 니플(27-1)을 적정 용기 상단 부분의 M10 구멍에 삽입하십시오.
- 2** 2개의 나사 니플(27-2)을 적정 용기 상단 부분의 M12 구멍에 삽입하십시오.

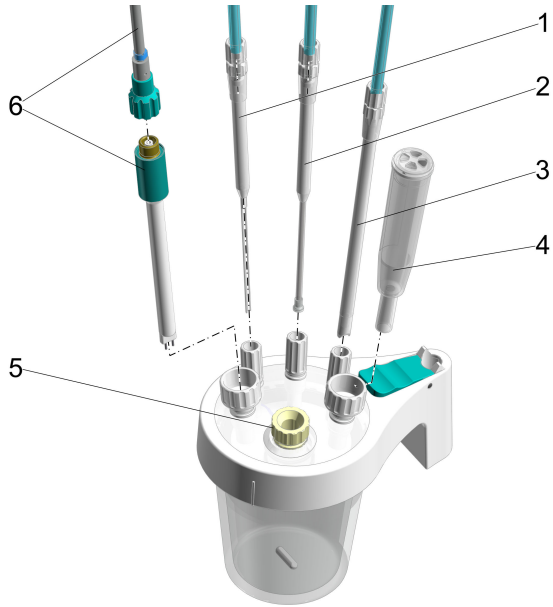


그림 28 KF 용량 적정셀의 장착

1	M8 튜빙(6.1805.200)이 포함된 분주 팁 (6.1543.110)	2	M6 튜빙(6.1805.100)이 포함된 뷰렛 팁 (6.01543.120)
3	M8 튜빙(6.1805.200)이 포함된 흡입 팁 (6.01543.000)	4	흡착튜브 (6.01406.010)
5	격막(6.02709.020), 플러그 (6.02709.010) 또는 고체 샘플 스푼 (6.02711.000)이 포함된 격막 마개	6	케이블(6.02104.040)이 포함된 백금 전극(6.0338.100)

Karl Fischer 적정셀 장착

전제조건:

- 커버가 포함된 흡착튜브(28-4)는 흡습제로 채워져 있습니다 *OMNIS KF 제품 - 흡착 물질 교환 (참조: 45 페이지, 5.6 장).*

- 1** 분주 팁(28-1)을 좌측 M10 나사 니플(27-1)에 삽입한 후 단단히 조이십시오.

분주 팁은 거의 교반바 바로 위에 존재해야 하지만 교반바의 동작을 방해하지는 않아야 합니다.

- 2** M8 튜빙을 분주 팁(28-1)의 M8 포트에 삽입한 후 단단히 조이십시오.

- 3** 실린더 유닛의 뷰렛 팁(28-2)을 중앙 M10 나사 니플(27-1)에 삽입한 후 단단히 조이십시오.

뷰렛 팁의 확산 방지 밸브는 거의 교반바 바로 위에 있어야 하지만 교반바의 동작을 방해해서는 안 됩니다.

4 M6 튜빙을 뷰렛 팁(28-2)의 M6 포트에 삽입한 후 단단히 조이십시오.

5 흡입 팁(28-3)을 우측 M10 나사 니플(27-1)에 삽입한 후 단단히 조이십시오.

용매가 흡입되면 흡입 팁의 끝이 용기 바닥에 접촉해야 하지만 교반바의 동작을 방해해서는 안 됩니다.

필요하면 흡입 팁을 용매에서 빼낼 수 있습니다.

6 M8 튜빙을 흡입 팁(28-3)의 M8 포트에 삽입한 후 단단히 조이십시오.

7 백금 전극(28-6)을 좌측 M12 나사 니플(27-2)에 삽입한 후 나사 니플을 밀착되게 조이십시오.

8 파란색 코딩의 전극 케이블을 전극(28-6)에 단단히 조이십시오.

9 흡착튜브(28-4)를 우측 M12 나사 니플(27-2)에 삽입한 후 나사 니플을 밀착되게 조이십시오.

10 적정 용기 상단 부분의 가장 앞에 있는 구멍(27-3)에 격막 마개(삽입된 격막 포함)를 삽입하십시오.

다른 부품을 사용할 수도 있습니다.

- 플러그
- 고체 샘플 스폰

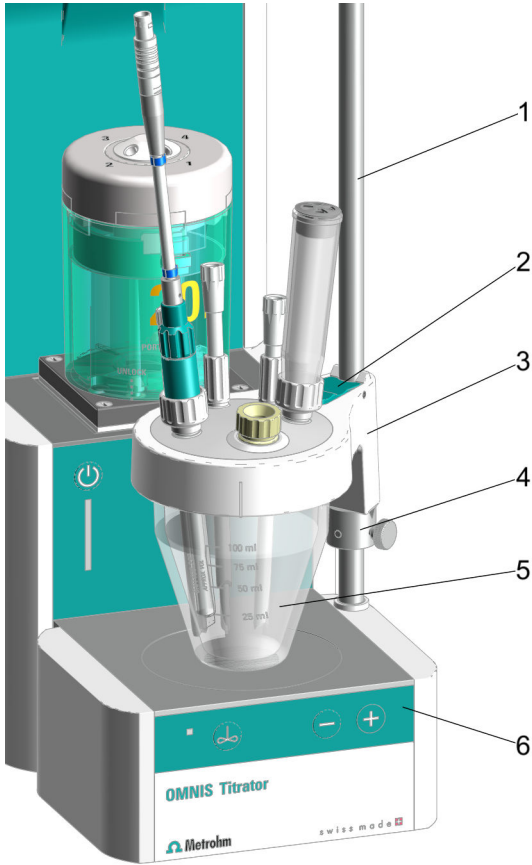


그림 29 KF 용량 적정셀의 조립

1 스탠드 봉	2 적정 용기 상단 부분의 잠금 레버
3 적정 용기 상단 부분 (6.01405.010)	4 조절링
5 적정 용기 20~90mL(6.01406.220) 또는 50~150mL(6.01406.250)	6 자석교반기

KF 용량 적정셀 고정

전제조건:

- 스탠드 봉은 조절링을 통해 OMNIS 제품에 조립되어 있습니다 *자석 교반기- 부속품 조립(참조: 42 페이지, 5.5 장)*.

- 적정 용기 상단 부분(29-3)의 녹색 잠금 레버(29-2)를 누르십시오.
- (29-3) 및 (29-5)(으)로 구성된 KF 적정셀을 스탠드 봉(29-1) 위로 미십시오.
- KF 적정셀을 자석교반기(29-6) 위 약 1mm까지 밀고 자석교반기의 중앙에 놓으십시오.

위치 고정을 위해 초록색 잠금 레버를 놓으십시오.

- 4** 조절링(29-4)을 적정 용기 상단 부분 아래로 미십시오. 적정 용기 상단 부분의 웨지가 조절링의 노치에 맞도록 조절링을 돌리십시오.

조절링은 적정 용기 상단 부분을 위한 하단 스톱퍼로서 사용됩니다. 이를 통해 조절링은 KF 적정셀이 항상 동일한 높이에서 정확하게 자석교반기의 중앙에 놓일 수 있도록 합니다.

- 5** 조절링을 원하는 위치에서 널링 나사를 이용해 고정하십시오. 이제 KF 적정셀의 위치는 조절링을 통해 고정된 상태입니다.

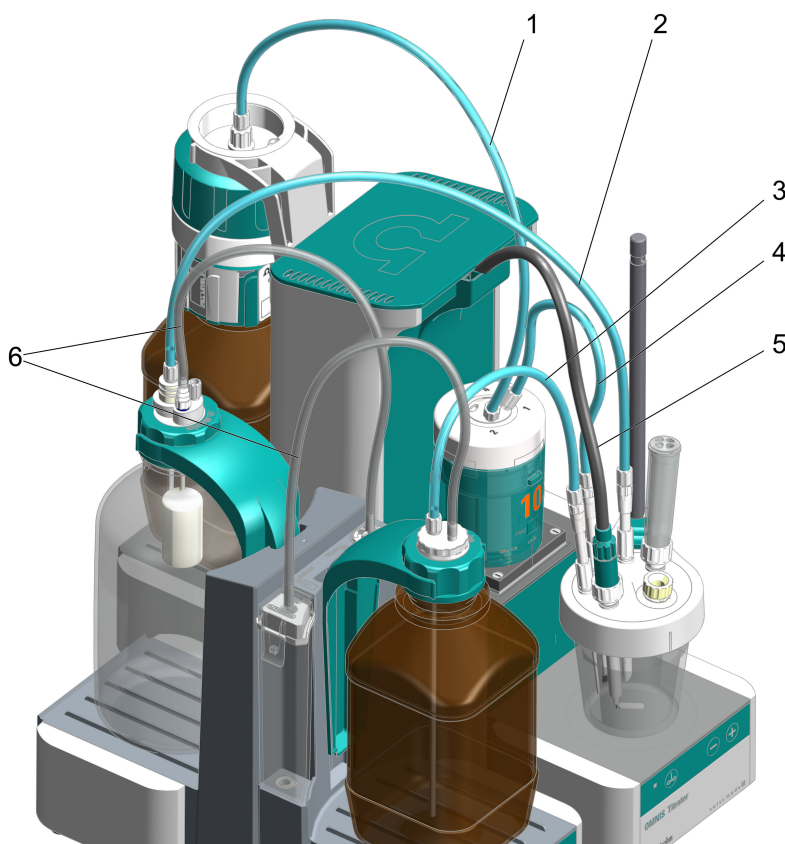


그림 30 OMNIS 제품 및 OMNIS Solvent Module 과 KF 적정셀의 연결

- | | |
|--|--|
| <p>1 실린더 유닛의 충전 포트와 적정액 병을 연결하는 M6 FEP 튜빙(6.1805.100)</p> | <p>2 흡입 팁과 폐기물병(폐기물) 사이의 M8 PTFE 튜빙
흡입 팁(6.01543.000), 폐기물병(폐기물)까지의 M8 PTFE 튜빙(6.1805.200) 포함</p> |
|--|--|



3 분주 팁과 시약병(용매) 사이의 M8 PTFE 튜빙
 분주 팁(6.1543.110), 시약병(용매)까지의 M8 PTFE 튜빙(6.1805.200) 포함

4 뷰렛 팁과 실린더 유닛의 주입 포트 1 사이의 M6 FEP 튜빙
 M6 FEP 튜빙(6.1805.100)이 포함된 뷰렛 팁(6.1543.200)을 통해 적정액을 KF 적정셀에 주입하기 위한 용도

5 측정 모듈 측 전극 케이블

6 병과 OMNIS Solvent Module을 연결하는 PVC 호스(6.01804.210)

KF 용량 적정셀 연결

전제조건:

- OMNIS Solvent Module의 흡착제 카트리지는 흡습제로 채워져 있고 밀폐 및 조립되어 있습니다.
- OMNIS Solvent Module에 Siphon Breaker 및 병뚜껑이 제대로 장착 및 연결되어 있습니다 *OMNIS 적정 시스템- 병 유닛 조립(참조: 63페이지, 5.10 장).*

1 적정액과 KF 용량 적정셀 연결

뷰렛 팁의 M6 FEP 튜빙(30-4)을 실린더 유닛의 해당 포트에 삽입한 후 단단히 조이십시오 *OMNIS 실린더 유닛 연결(참조: 40페이지, 5.4 장).*

2 병과 KF 용량 적정셀 연결

분주 팁의 M8 PTFE 튜빙(30-3)을 시약병(용매) Siphon Breaker의 M8 포트에 삽입한 후 단단히 조이십시오.

3 흡입 팁의 M8 PTFE 튜빙(30-2)을 폐기물병(폐기물) 병뚜껑 GL 45의 젓빛 유리 스톱퍼 SGJ 14/M8 올리브에 삽입한 후 단단히 조이십시오.

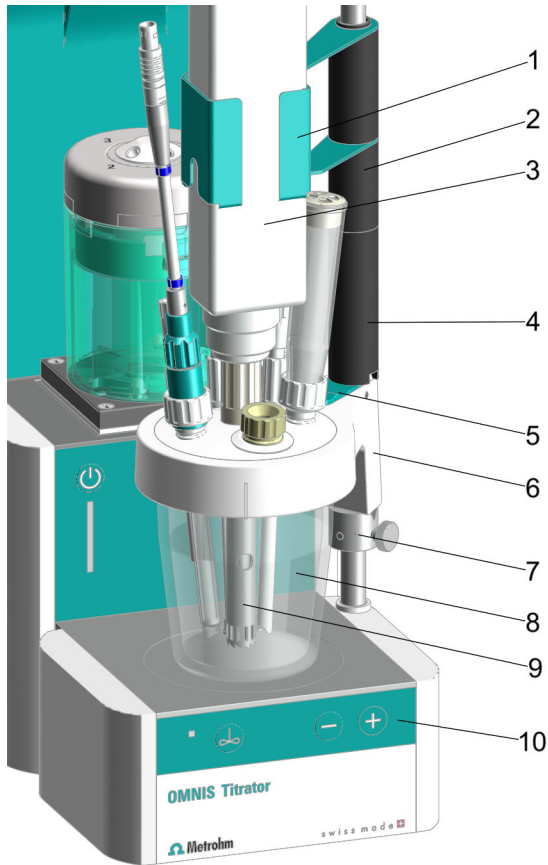


그림 31 분쇄기가 포함된 KF 용량 적정셀 조립


- | | |
|---|--|
| 1 분쇄기 Polytron PT 1300 D용 분쇄기 연결 홀더(6.02008.010) | 2 스페이서(35mm) |
| 3 분산 어셈블리가 포함된 Polytron PT 1300 D(2.1360.100) | 4 스페이서(65mm) |
| 5 적정 용기 상단 부분의 잠금 레버 | 6 분쇄기와 함께 사용하기 위한 적정 용기 상단 부분(6.01405.040) |
| 7 조절링이 장착된 스탠드 봉 | 8 적정 용기
20~90mL(6.01406.220) 또는
50~150mL(6.01406.250) |
| 9 분산 어셈블리
125mm(6.1912.000) 또는
157mm(6.1912.010) | 10 자석교반기 |

분쇄기(옵션) 조립

전제조건:



- 분쇄기를 위한 적정 용기 상단 부분이 포함된 Karl Fischer 적정셀이 준비되고(페이지 55 참조) 장착된 상태입니다(페이지 56 참조). 가이드 슬리브(27-5)가 존재하지만 아직 완전히 체결되지 않은 상태입니다.
- Karl Fischer 용량 적정셀이 OMNIS 제품에 고정된 상태입니다(페이지 58 참조).

1  교반바가 존재하는지 확인하십시오!

65cm 스페이서(31-4)를 하향 노치를 이용해 스탠드 봉 위로 미십시오.

이때 적정 용기 상단 부분의 웨지가 스페이서의 노치에 맞도록 유의하십시오.

2 157mm 분산 어셈블리(31-9)를 사용해야 하는 경우 추가적으로 35cm 스페이서(31-2)를 스탠드 봉 위로 미십시오.

3 분쇄기 홀더(31-1)를 스탠드 봉 위로 미십시오.

4 분산 어셈블리(31-9)가 포함된 분쇄기(31-3)를 홀더에 밀어 넣으면서 동시에 적정 용기 상단 부분(31-6)의 분쇄기용 가이드 슬리브(27-5)에 끼우십시오.

분산 어셈블리가 가이드 슬리브에 끼이는 경우 가이드 슬리브를 다시 푸십시오.

5 분쇄기용 가이드 슬리브(27-5)를 밀착되게 조이십시오.

6 분쇄기 그림(31-3)을 분쇄기의 컨트롤 유닛에 연결하십시오.

7 분쇄기(31-3)를 RS-232 케이블을 이용해 컴퓨터에 연결합니다.

팁:

Metrohm에서는 다음과 같이 분산 어셈블리를 사용할 것을 권장합니다:

- **125mm 분산 어셈블리**
 - 점성이 있는 시료에 사용
 - 어셈블리보다 작은 직경의 시료
 - 용해하기 어려운 분말 및 염
- **157mm 분산 어셈블리**
 - 고체 시료에 사용
 - 어셈블리보다 큰 직경의 시료

5.10 OMNIS 적정 시스템 - 병 유닛 조립

OMNIS 시스템의 병 유닛은 다음과 같은 엘리먼트로 구성됩니다.

- 화학 물질 병
- OMNIS 병뚜껑
- OMNIS Liquid Adapter


일부 화학 물질 제조업체는 OMNIS 일회용 병뚜껑이 있는 화학 물질 병을 제공합니다. 다른 일반 시판 화학 물질 병의 경우 OMNIS 멀티 병뚜껑을 구매할 수 있습니다. 화학 물질 병에 빨간색 OMNIS 병뚜껑이 장착되어 있지 않은 경우 화학 물질 병의 원래 뚜껑을 멀티 병뚜껑으로 교체하십시오.

병 유닛 조립

- 1 OMNIS Liquid Adapter를 조립하십시오.
- 2 OMNIS Liquid Adapter를 조립한 후 연결하십시오.
- 3 화학 물질 병이 빨간색 OMNIS 일회용 병뚜껑으로 단혀 있지 않은 경우
 - OMNIS 멀티 병뚜껑을 준비하십시오.
 - 화학 물질 병의 원래 뚜껑을 제거하십시오.
 - OMNIS 멀티 병뚜껑을 병에 돌려 끼우십시오.
- 4
 - OMNIS Liquid Adapter를 화학 물질 병과 연결하십시오.
 - 화학 물질 병을 플랫폼 위에 놓으십시오.


5.11 센서 연결

- 1 전극 케이블 꽂기
 - 장비의 커버를 엽니다.
 - 플러그의 빨간색 점을 측정 입력단자 연결 소켓의 노치에 맞게 정렬하십시오.
 - 잠금이 느껴질 때까지 전극 케이블의 플러그를 꽂으십시오.

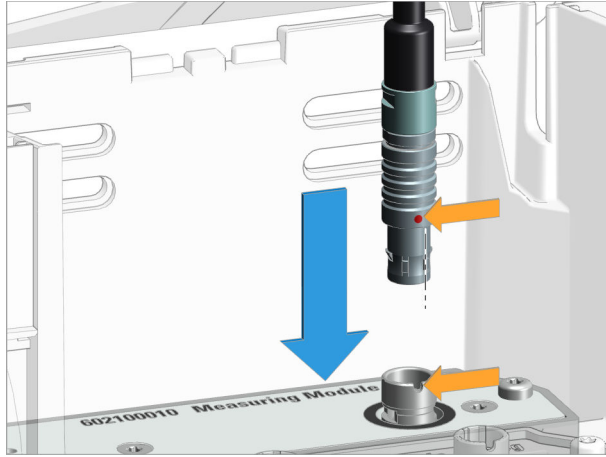

i 플러그를 쉽게 꽂을 수 없는 경우에는 플러그가 소켓에 잠길 때까지 플러그를 가볍게 누르면서 우측 또는 좌측으로 돌리십시오.

2 케이블 분리

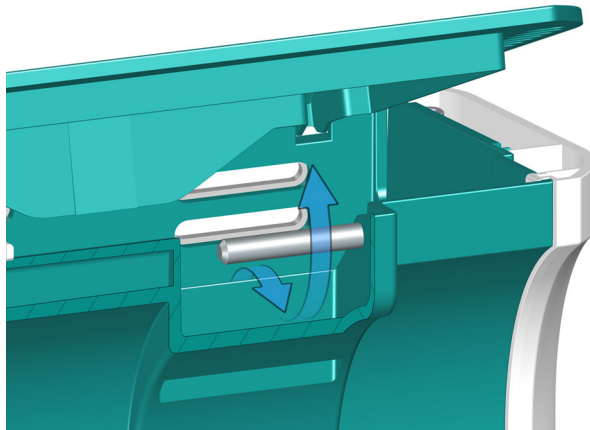

- 케이블을 바 아래에서 빼내십시오.
- 커버를 닫으십시오.

5.12 전원 케이블 연결

경고


전기 전압

전기에 접촉하는 경우 심각한 상해 또는 사망에 이를 수 있습니다.

- 제품은 반드시 무결한 상태로 가동하십시오. 하우징도 무결한 상태여야 합니다.
- 제품은 커버가 장착된 상태에서만 사용하십시오.
- 전기가 흐르는 부품(예를 들어 전원장치, 전원 케이블, 연결 소켓)을 습기로부터 보호하십시오.
- 전기 부품에서의 유지보수 작업 및 수리는 반드시 지역 Metrohm 서비스 담당자에게 의뢰하십시오.

필요한 부속품:

- 전원 케이블:
 - 길이: 최대 2m
 - 도체 수: 3, 보호 접지 포함
 - 케이블 단면: 3x 최소 1.0mm² / 18AWG
- 장비 플러그:
 - IEC 60320, 타입 C13, 10A
- 전원 플러그:
 - 6.2122.XX0(고객 요구에 따라), 최소 10A

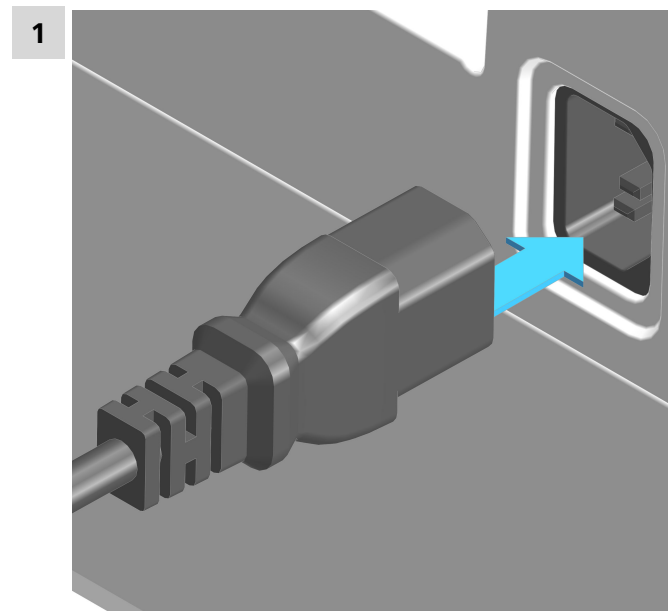

- 전원 케이블을 제품의 전원 소켓에 꽂으십시오. 허용된 전원 케이블만 사용하십시오.
- 전원 케이블을 전원장치에 연결하십시오.



- 제품에서 전기를 차단하기 위해 전원 케이블을 전원장치에서 분리하십시오.



6 시운전

6.1 Metrohm을 통한 최초 시운전

시스템의 최초 시운전은 원칙적으로 지역 Metrohm 서비스 담당자가 수행합니다.

7 조작 및 작동

7.1 조작


본 제품은 OMNIS Software를 통해 조작할 수 있습니다. [OMNIS Help](#)에 설명된 OMNIS Software의 상세 정보.

7.1.1 켜기 및 끄기


주의

데이터 손실

OMNIS 장비의 전원 끄기(예를 들어 플러그 보드를 통해)는 비가역적인 데이터 손실을 발생시킬 수 있습니다. 이런 경우 장비는 더 이상 사용할 수 없습니다.

- 장비를 안전하게 종료하기 위해 On/Off 스위치  를 1초 동안 누르십시오.
- 상태 표시창이 소등될 때까지 기다린 후에 비로소 전원을 끄십시오.

1 OMNIS 메인 장치 켜기

On/Off 스위치  를 1초 동안 누르십시오.

- 상태 표시창이 황색으로 점등됩니다.
- OMNIS 메인 장비가 작동 대기 상태인 경우 상태 표시창이 녹색으로 점등됩니다.

2 OMNIS 메인 장치 끄기

신호음이 한 번 울릴 때까지 On/Off 스위치  를 1초 동안 누르십시오.

- 상태 표시창이 꺼지고 OMNIS 메인 장치가 꺼집니다.

다음도 참조:

[OMNIS 메인 장치 - indicators 및 조작 부재 \(31 페이지, 3.5 장\)](#)

7.2 OMNIS 실린더 유닛 - 조작

i 본 제품은 OMNIS Software를 통해 조작할 수 있습니다.
상세한 정보는 [소프트웨어 도움말](#)에 설명되어 있습니다.

취급에 관한 주의사항

주의

피스톤 마모

고체 물질(예를 들어 염 또는 수산화물)은 도징 피스톤의 마모를 증가시키며 이로 인해 누설이 발생할 수 있습니다.

- 적정/주입 후 매번 실린더에 용액을 채우고 교체 위치로 이동시키십시오.

연속적 시료 공급이 보장되지 않는 경우 실린더에 용액을 채우고 교체 위치로 이동시키십시오.

실린더 유닛이 자동으로 교체 위치로 이동하지 않습니다. 적정/주입 후에 매번 자동으로 교체 위치로 이동시키기 위해 **FILL** 및 **VALVE POS** 명령을 method에 삽입합니다([소프트웨어 도움말](#) 참조).

짧은 사용 수명(예를 들어: 하룻밤) 전에 실린더 유닛을 Best practice에 따라 세척 용액으로 행구고 가득하게 교체 위치에 저장하는 것이 좋습니다.

실린더 유닛의 장기 기간 보관 (저장)을 위해 [OMNIS 실린더 유닛 보관](#) (참조: 78 페이지, 8.3 장).

확산 방지 밸브와 함께 분주 튜빙 사용

확산 방지 밸브의 사용 시

30mL/min (6.03004.210에 대해) 및 60mL/min (6.03004.220에 대해)의 최대 주입률이 적용됩니다.

주입률은 실린더 유닛의 메모리 칩에 저장될 수 있습니다: OMNIS Software에서 주입률을 **속성** ▶ **고유 데이터**에 입력합니다.

확산 방지 밸브 없이 분주 튜빙 사용

확산 방지 밸브 없이 분주 튜빙을 시료 용액에 담그지 마십시오.

열린 튜빙 끝부분으로 인해 시료 용액이 용기에서 튜빙으로 재확산하는 위험이 발생할 수 있습니다.

i 실린더 유닛 및 그 구성요소는 가압멸균에 적합하지 않습니다. 살균된 용액의 멸균성이 보장되지 않습니다.



7.2.1 OMNIS 실린더 유닛 연결

i 포트 1 및 2의 기본 설정

기본 사항으로 실린더 유닛의 데이터 칩에서 포트 1은 주입 포트, 포트 2는 충전 포트로 정의되어 있습니다. 다음의 지침은 기본 설정 내용을 설명합니다.

포트를 기본 설정과 다르게 사용하는 경우에는 OMNIS 소프트웨어의 **속성 ▶ 고유 데이터**에서 해당 포트를 상응하게 조절해야 합니다.

연결 준비

- 1 OMNIS 소프트웨어에서 dosing unit의 **수동 조작**을 엽니다(**소프트웨어 도움말** 참조).
- 2 **교체 위치** 기능을 시작하십시오.

실린더 유닛 연결

i 본 지침은 OMNIS 소프트웨어에서 표준으로 지정된 설치를 설명합니다.

전제조건:

- 분주장치: 스톱콕 커플링 및 푸시 로드가 교체 위치에 있습니다(포트 2가 설정된 상태입니다).
- 실린더 유닛: 피스톤 스톱퍼가 실린더 하우징의 하단면과 같은 높이에 있습니다. 센터링 튜브이 올바른 위치에 있습니다.


필요한 부속품:

- 렌치(6.2739.000)
- 2개의 FEP 튜빙 (6.1805.100)
- 적정 노즐 (6.1543.200)

1 실린더 유닛 정렬


UNLOCK 글자가 있는 선이 분주장치의 표시와 일치하도록 실린더 유닛을 돌리십시오.

2

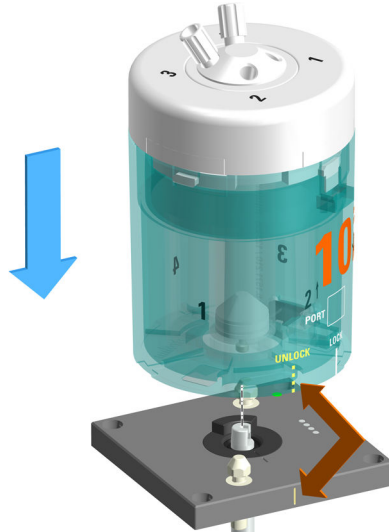

실린더 유닛을 위에서부터 두 개의 잠금핀 위에 똑바로 놓으십시오.

3 실린더 유닛 잠금

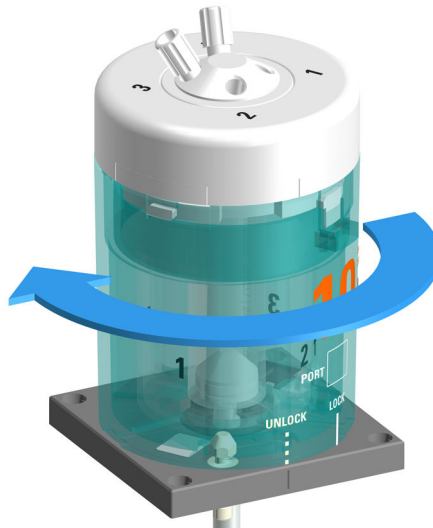


실린더 유닛을 좌측으로 끝까지 돌리십시오.

LOCK 표시가 있는 라인은 방향을 확인하는 용도로 사용됩니다.



4 튜빙 조립

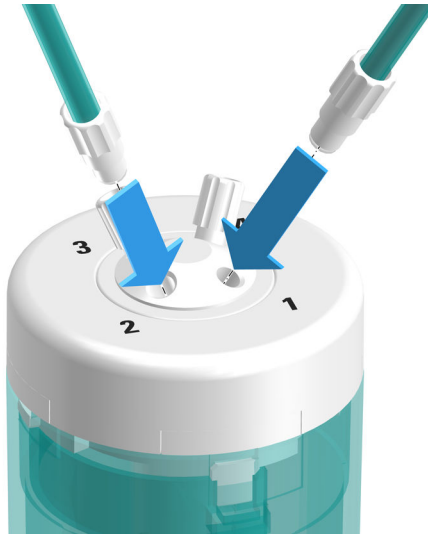

하나의 FEP 튜빙(6.1805.100)을 포트 1에 조이십시오.
 FEP 튜빙인 분주 튜빙 역할을 합니다. 다른 끝부분은 적정 노즐
 (6.1543.200)에 완전히 조이십시오.

5 다른 FEP 튜빙(6.1805.100)은 포트 2에 조이십시오.
 이 FEP 튜빙은 충전 튜빙으로 사용됩니다. 다른 쪽 끝부분은
 OMNIS Liquid Adapter에 단단히 조이십시오.

6 튜빙을 렌치(6.2739.000)를 이용해 단단히 조이십시오.

다음도 참조:

OMNIS 실린더 유닛 - 개요 (18 페이지, 3.3.3.1 장)

7.2.2 OMNIS 실린더 유닛 떼어내기

떼어내기 준비

- 1** OMNIS 소프트웨어에서 dosing unit의 **수동 조작**을 엽니다([소프트웨어 도움말](#) 참조).
- 2** **비우기** 기능을 시작하십시오.
- 3** **교체 위치** 기능을 시작하십시오.

실린더 유닛 떼어내기

전제조건:


- 분주장치: 스톱콕 커플링 및 푸시 로드가 교체 위치에 있습니다(포트 2가 설정된 상태입니다).
- 실린더 유닛: 피스톤 스톱퍼가 실린더 하우징의 하단면과 같은 높이에 있습니다. 센터링 튜브이 올바른 위치에 있습니다.

1 튜빙 제거



분주 튜빙 및 주입 튜빙을 돌려 빼십시오.


2 실린더 유닛 잠금 해제

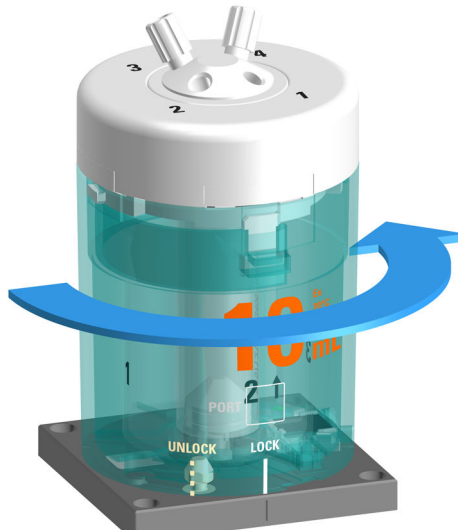

실린더 유닛을 **UNLOCK** 위치까지 우측으로 돌리십시오.



3 실린더 유닛 위로 분리하기

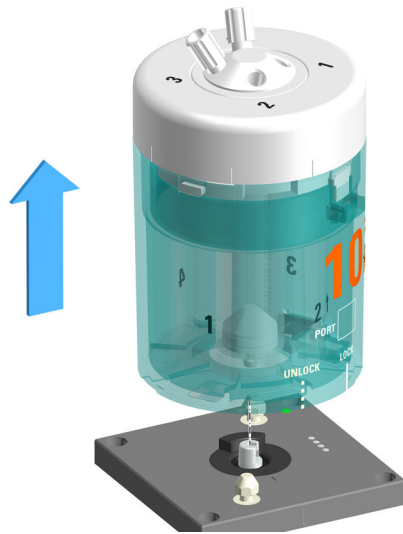

실린더 유닛을 직선으로 위로 분리하십시오.

다음도 참조:

OMNIS 실린더 유닛 - 개요 (18 페이지, 3.3.3.1 장)

7.3 자석교반기 - 조작

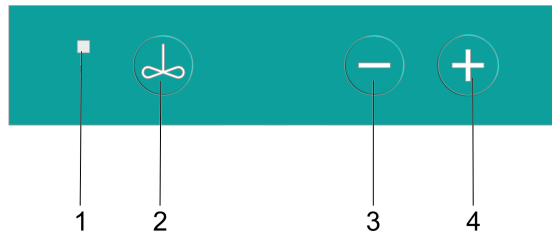


그림 32 자석교반기 - 컨트롤 바

1 상태 표시창 여러 색상	2 On/Off 자석교반기 켜기 및 끄기 (참조: 75페이지, 7.3.1 장)
3 교반 속도 줄이기 자석교반기 설정 (참조: 75페이지, 7.3.2 장)	4 교반 속도 높이기 자석교반기 설정 (참조: 75페이지, 7.3.2 장)


소프트웨어의 추가 기능

다음 기능은 OMNIS Software를 통해서만 실행할 수 있습니다(OMNIS Help 참조):

- **버튼 비활성화**
자석교반기는 소프트웨어를 통해서만 조작할 수 있습니다.
- **프로펠러 교반기용 버튼 전환**
자석교반기의 버튼이 프로펠러 교반기를 조작합니다.
- **교반 방향 설정**


7.3.1 자석교반기 켜기 및 끄기

1 자석교반기 켜기


 버튼을 누르십시오.

자석교반기가 마지막으로 사용된 교반 속도로 작동합니다.

2 자석교반기 끄기

 버튼을 다시 누르십시오.

자석교반기가 정지합니다.

 자석교반기가 높은 교반 속도로 작동 중인 경우 끄기 전에 교반 속도를 낮추십시오.

OMNIS Software의 **수동 조작**에서 대안적 자석교반기를 켜고 끄십시오.


7.3.2 자석교반기 설정

교반 속도는 15단계로 조정할 수 있습니다.

전제조건:


자석교반기가 켜져 있습니다.

1 교반 속도 단계별 증가

 버튼을 누르십시오.

버튼을 누를 때마다 교반 속도가 1단계 증가합니다. 현재 교반 속도는 OMNIS Software의 **수동 조작**에 표시됩니다.

2 교반 속도 낮추기

 버튼을 누르십시오.



버튼을 누를 때마다 교반 속도가 1단계 감소합니다. 현재 교반 속도는 OMNIS Software의 **수동 조작**에 표시됩니다.

대안적 교반 속도를 OMNIS Software의 **수동 조작**에서 설정합니다.

 교반 방향은 OMNIS Software의 **수동 조작**에서만 설정할 수 있습니다.

8 유지보수

8.1 유지보수

기능 장애를 방지하고 긴 수명을 보장하기 위해 제품의 유지보수를 정기적으로 실시하십시오.

- Metrohm에서는 연간 서비스의 일환으로 Metrohm AG의 전문가를 통해 제품의 유지보수를 실시할 것을 권장합니다. 부식성 화학 물질을 자주 사용하는 경우에는 유지보수 주기를 단축해야 합니다.
- 본 매뉴얼에 설명된 유지보수 작업만 실시하십시오. 세부적 유지보수 작업 및 수리와 관련해 지역 Metrohm 서비스 담당자에게 연락하십시오. 지역 Metrohm 서비스 담당자는 언제든지 모든 Metrohm 제품의 유지보수 및 관리에 관한 전문적인 상담을 제공하고 있습니다.
- 제조사의 기술 요구사항을 충족하는 예비품만 사용하십시오. 순정 예비 부품은 항상 이러한 요구사항을 충족합니다.

8.2 제품 표면 청소

기능 장애를 방지하고 긴 수명을 보장하기 위해 제품을 정기적으로 청소하십시오.

- 유출된 화학 물질은 즉시 제거하십시오.
- 플러그 연결부를 오염으로부터 보호하십시오.

경고

화학적 위험물질

부식성 화학 물질과의 접촉 시 중독 또는 부식이 발생할 수 있습니다.

- 개인 보호장구(예를 들어 보안경, 보호장갑)를 착용하십시오.
- 증발성 유해물질을 이용한 작업 시 흡입 장치를 사용하십시오.
- 오염된 표면을 청소하십시오.
- 청소할 재료와 의도치 않은 부반응을 발생시키지 않는 세척제만 사용하십시오.
- 화학적으로 오염된 재료(예를 들어 세척제)는 규정에 따라 폐기하십시오.



⚠ 경고

전기 전압

전기에 접촉하는 경우 심각한 상해 또는 사망에 이를 수 있습니다.

- 제품은 반드시 무결한 상태로 가동하십시오. 하우징도 무결한 상태여야 합니다.
- 제품은 커버가 장착된 상태에서만 사용하십시오.
- 전기가 흐르는 부품(예를 들어 전원장치, 전원 케이블, 연결 소켓)을 습기로부터 보호하십시오.
- 전기 부품에서의 유지보수 작업 및 수리는 반드시 지역 Metrohm 서비스 담당자에게 의뢰하십시오.

전제조건:

- 제품이 꺼져 있고 전원장치에서 분리된 상태입니다.

필요한 부속품:

- 청소용 헹겔 (부드럽고, 보풀이 없음)
- 물 또는 에탄올

1 표면을 젖은 천으로 청소하십시오. 큰 오염물은 에탄올을 이용해 제거하십시오.

2 표면을 건조된 헹겔으로 다시 닦아 내십시오.

3 포트를 건조된 헹겔으로 청소하십시오.

8.3 OMNIS 실린더 유닛 보관

i 실린더 유닛을 오랫동안 사용하지 않는 경 밸브 디스크와 분배기 디스크 사이의 접촉을 예방하기 위해 실린더를 탈이온수로 세정하고 채우십시오. 다음 적정제 가장자리를 사용할 때는 표에 나열된 청소 및 적정 휴식에 대해 (예를 들어: 하룻밤) 용액을 사용하는 것이 좋습니다.

적정액	세척 용액
수용성 알칼리 용액	탈이온수
적정액 5	메탄올
AgNO ₃ -용액	0.1 mol/L HNO ₃
비수용성 알칼리 용액	탈이온수
KMnO ₄ -용액	(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₂
	(1)

적정액	세척 용액
EDTA-용액	에탄올

⁽¹⁾44 g (NH₄)₂Fe(SO₄)₂ × 6 H₂O, 12 mL H₂SO₄ in 1 L H₂O

i 수분에 민감한 시약을 사용하는 경우에는 실린더를 용매로 세정한 후에 빈 상태로 보관합니다.

자동 청소의 경우 다음과 같이 진행하십시오 :

- 1** 세척 용액을 실린더 유닛에 연결합니다.
- 2** "Best practice" 작업 과정 실행. 그러면 실린더 유닛이 비워지고 세척 용액을 사용하여 6개의 청소 사이클을 수행합니다. 그런 다음 실린더 유닛이 교체 위치에 있고 세척 용액으로 채워져 있는지 확인합니다.
- 3** 실린더 유닛을 빈 상태로 보관하는 경우,
 - 주입 튜빙을 세정액이 든 병에서 제거하고
 - **비우기** 기능을 시작하십시오.
- 4** **교체 위치** 기능을 시작하십시오.
- 5** 실린더 유닛은 실온에 보관하고 직사광선으로부터 보호하십시오.

i **실린더 유닛 자동 세정**
 실린더 유닛의 자동 세척을 위해 실린더 유닛의 자동 세척 "Best practice" method를 템플릿으로 다운로드하거나 또는 자체적으로 만드십시오.




8.4 OMNIS 실린더 유닛 청소

경고

화학적 위험물질

부식성 화학 물질과의 접촉 시 중독 또는 부식이 발생할 수 있습니다.


- 개인 보호장구(예를 들어 보안경, 보호장갑)를 착용하십시오.
- 증발성 유해물질을 이용한 작업 시 흡입 장치를 사용하십시오.
- 오염된 표면을 청소하십시오.
- 청소할 재료와 의도치 않은 부반응을 발생시키지 않는 세척제만 사용하십시오.
- 화학적으로 오염된 재료(예를 들어 세척제)는 규정에 따라 폐기하십시오.

 실린더 유닛은 적합한 관리를 필요로 합니다. 실린더 유닛의 과도한 오염은 기능 장애를 발생시키고 수명을 단축시킵니다.

전제조건:

실린더 유닛이 분주장치에서 제거된 상태입니다. *OMNIS 실린더 유닛 떼어내기 (참조: 72 페이지, 7.2.2 장)*


1 실린더 하우징 청소

 실린더 하우징은 식기 세척기에 적합하지 않습니다.

실린더 하우징을 따뜻한 물 및 세척제로 청소하십시오.

2 실린더 valve가 고착된 경우에는 실린더 valve를 아래로 향하게 하여 실린더 유닛을 적어도 30분 동안 따뜻한 물(상황에 따라 약간의 세척제 사용)에 담그십시오.

3 실린더 유닛의 전기 접점 청소

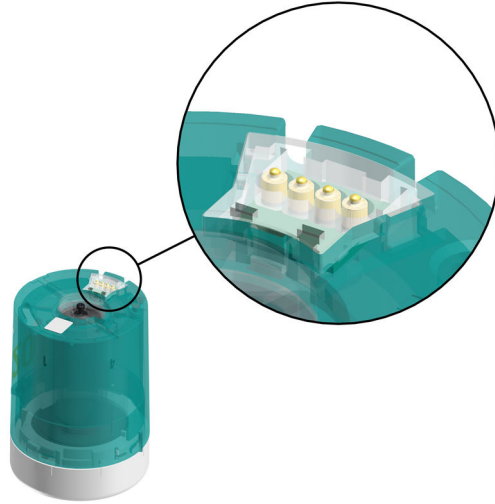


전기 접점이 약간 오염된 경우 형겔에 물을 적셔 전기 접점을 청소하십시오.

4 전기 접점이 심하게 오염된 경우,

- 젖은 형겔에 세척제 또는 에탄올을 적셔 전기 접점을 청소하거나 또는
- 소량의 세척제 또는 에탄올을 넣은 초음파 세척조에서 전기 접점을 청소하십시오.

건조 시 50°C를 초과하지 마십시오. 필요시 압축공기를 사용하십시오.

5 분주장치의 전기 접점 청소

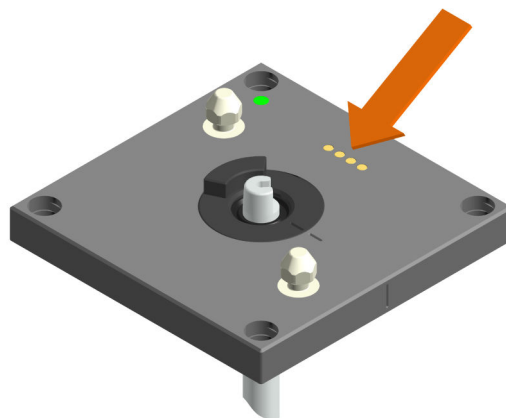




- 전기 접점이 약간 오염된 경우 헹궈 물을 적셔 전기 접점을 청소하십시오.
- 전기 접점이 심하게 오염된 경우 젖은 헹궈 세척제 또는 에탄올을 적셔 전기 접점을 청소하십시오.

8.5 OMNIS Liquid Adapter 청소

흡입관 청소

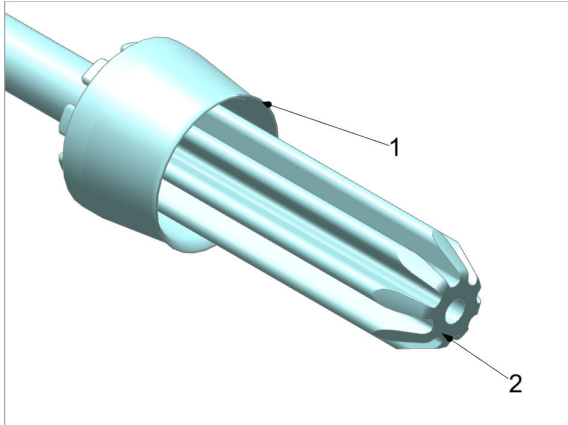

1. 흡입관을 흐르는 물에 깨끗하게 헹구십시오.
보풀이 없는 젖은 천으로 닦으십시오.
2. 실링 립(1)과 밀봉 표면(2)이 깨끗하고 결함이 없는 상태인지 확인하십시오.

흡입관의 실링 립 또는 밀봉 표면을 청소할 수 없는 경우 새 흡입관을 조립하십시오.


OMNIS Liquid Adapter 청소

주의


액체 유입으로 인한 장치 손상

액체 유입(예: 청소 중)으로 인한 장치 손상 또는 기능 장애.
장치는 튀는 물에 내수성이 없습니다. 청소 중 액체가 내부로 들어갈 경우 손상(예: 전자장치)될 수 있습니다.

- 장치를 흐르는 물에 세척하지 마십시오.
- 장치 청소를 위해 세척병을 사용하지 마십시오.
- 장치를 젖은 천을 이용해서만 깨끗하게 닦으십시오.

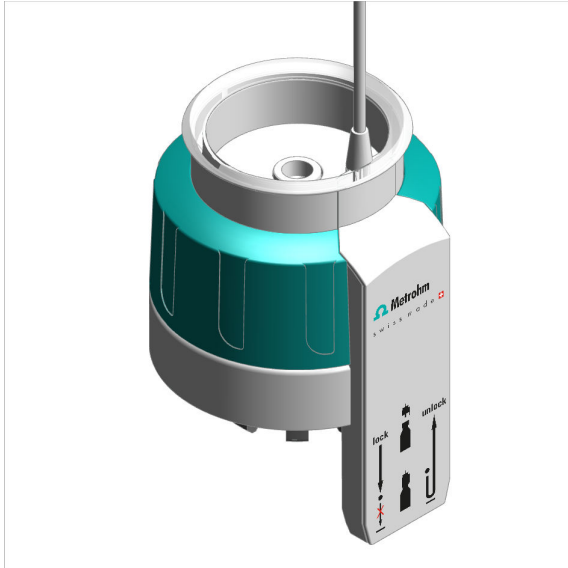

OMNIS Liquid Adapter의 외부를 젖은 천으로 깨끗하게 닦으십시오.

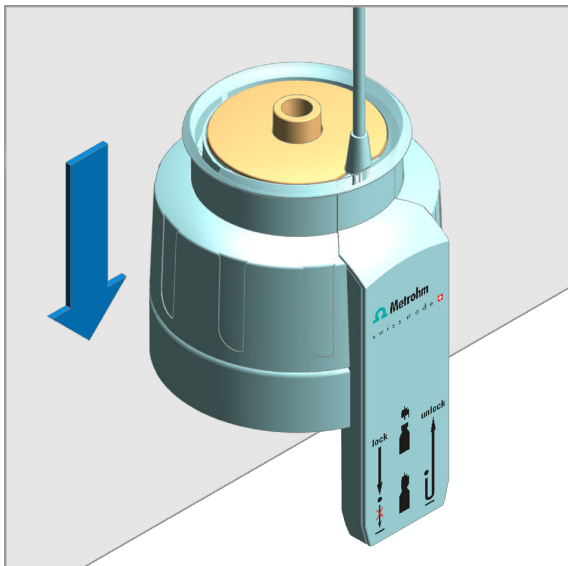

1. 아래에 위치한 부품에 쉽게 접근할 수 있도록 OMNIS Liquid Adapter를 테이블 가장자리에 놓으십시오. OMNIS Liquid Adapter를 아래로 누른 후 이 상태를 유지하십시오.
아래에 위치한 부품이 올라옵니다.
2. 표면 및 흡입관용 슬롯을 젖은 천으로 깨끗하게 닦으십시오.
3. 슬롯 내부가 오염된 경우 젖은 면봉으로 닦으십시오.
4. OMNIS Liquid Adapter 하우징을 놓으십시오.

유기 물질로 인한 오염

OMNIS Liquid Adapter가 유기 물질로 오염된 경우 에탄올, 메탄올 및/또는 이소프로판올으로 청소하십시오.

i OMNIS Liquid Adapter 청소를 위해 아세톤 함유 용매를 사용하지 마십시오. 아세톤은 OMNIS Liquid Adapter의 글자를 지웁니다.

9 문제 처리

장애 및 오류 메시지는 컨트롤 소프트웨어 또는 설치된 소프트웨어에 (예를 들어 장비의 디스플레이) 표시되고 다음 정보를 포함합니다:

- 장애 원인에 대한 설명 (예를 들어 구동장치 잠김)
- 제어 문제에 대한 설명 (예를 들어 누락된 또는 유효하지 않은 parameter)
- 문제 해결에 대한 정보

상태 표시 부재가 포함된 시스템 컴포넌트가 적색으로 점멸되는 LED를 통해 장애 및 오류를 표시합니다.

제품에서의 문제 처리는 대개의 경우 컨트롤 소프트웨어 또는 설치된 소프트웨어를 통해서만 가능합니다(예를 들어 초기화, 정의된 위치로 이동).


다음도 참조:

시스템 - 신호 (32 페이지, 3.6 장)

9.1 강제 종료


전제조건:

OMNIS 메인 장치가 꺼지지 않습니다.

- 1** 신호음이 짧은 주기로 울릴 때까지 On/Off 스위치 를 8초 동안 누르십시오.

신호음이 2초 동안 울립니다. 상태 표시창이 꺼지고 OMNIS 메인 장치가 꺼집니다.

10 폐기

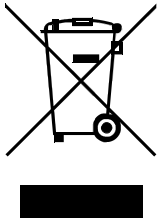

환경 및 건강에 대한 부정적 영향을 방지하기 위해 화학 물질 및 제품은 규정에 따라 폐기하십시오. 관련 관청, 폐기 서비스 또는 담당 업체에 정확한 폐기 정보를 요청할 수 있습니다. 유럽연합 내에서의 전기 장치의 전문적 폐기를 위해 WEEE EU 지침(WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment)에 유의하십시오.



11 기술 데이터

11.1 설치환경

공칭 작동범위	+5~+45°C	최대 80% 상대 습도, 비응축
보관	+5~+45°C	최대 80% 상대 습도, 비응축
사용 높이 / 압력 범위	해수면 기준 최대 3,000m. / 최소 700 mbar	
과전압 카테고리	II	
오염도	2	

11.2 OMNIS Titrator – 전원장치

공칭 전압 범위	100~240 VAC ± 10 %	
공칭 주파수 범위	50~60 Hz ± 3 %	
소비전력	최대 100W	
보호		
내부 퓨즈	4ATH	사용자가 교환할 수 없음

11.3 자석교반기 - 전원장치

공칭 전압 24VDC 내부

11.4 측정 모듈 - 전원장치

소비전력 최대 0.6W -

에너지 전달 - 유도 결합

11.5 OMNIS Titrator - 크기

사이즈

폭	142mm
높이	358mm
깊이	
자석교반기 미포함	284mm
자석교반기 포함	400mm

중량

타입	
자석교반기 미포함	4.4kg
자석교반기 포함	5.1kg

11.6 자석교반기 - 크기

사이즈

폭	142mm
높이	70mm
깊이	116mm

중량 700g



11.7 측정 모듈 - 크기

사이즈

폭	105mm
높이	31mm
깊이	72mm

중량 약 420g

11.8 하우징

재료

커버	PET	폴리에틸렌 테레프탈 레이트
후면판	AW-5754 H12/H22	알루미늄, 도장 처리 됨
바닥	1.4301	스테인리스강
하우징	PBT	폴리부틸렌 테레프탈 레이트
전방 패널	PET	폴리에틸렌 테레프탈 레이트, 매트

IP 보호등급 IP 40

11.9 자석교반기 - 하우징

재료

커버	PBT	폴리부틸렌 테레프탈 레이트
바닥		크롬강판판금
하우징	PBT	폴리부틸렌 테레프탈 레이트
전방 패널	PET	폴리에틸렌 테레프탈 레이트

IP 보호등급 IP 40

11.10 측정 모듈 - 하우징

재료

커버	AW-5754 H12/H22	알루미늄, 도장 처리 됨
후면판	PBT	폴리부틸렌 테레프탈 레이트
하우징	GD-ZnAl4Cu1	아연 다이캐스트, 니 켈 도금

IP 보호등급 IP 40

11.11 OMNIS Titrator - 포트 사양

전원장치

소켓		전원 연결 IEC 60320, 타입 C14, 10 A
전원 케이블		
길이	최대 2m	
전도체 수량	3	접지 도체 포함
케이블 단면	최소 0.75mm ² /18AWG	
플러그		
장치 측		IEC 60320, 타입 C13, 10A
건물 측		국가별로 다름

MDL Metrohm Device Link 포트 4개

HID Human Interactive Device 연결 1개

MSI Metrohm Solution Identification 연결 1개

LAN Local Area Network
타입 이더넷 CAT 6



소켓	RJ-45	차폐됨
케이블 타입	min. F/FTP	차폐됨
케이블 길이	최대 10m	<i>Metrohm</i> 부속품
측정 모듈		슬롯 2개
출력	최대 0.6W	측정 모듈당
에너지 전달		유도 결합
데이터 전송		광전송
접점	4	실린더 유닛용 접촉면

11.12 Measuring Module Analog – 포트 사양

측정 입력단자

INPUT 1

소켓		원형 플러그 7극, 크기 0, 45°
전위차	pH, ISE 전극, Redox	전위차 전극용 측정 입력단자
온도	Temp.	자동 온도 보상을 위 한 타입 Pt1000 또는 NTC 온도 센서용 측정 입력단자
polarizer	Pol.	분극 전극용 측정 입 력단자

INPUT 2

소켓		원형 플러그 7극, 크기 0, 45°
전위차	pH, ISE 전극, Redox	전위차 전극용 측정 입력단자
온도	Temp.	자동 온도 보상을 위 한 타입 Pt1000 또는 NTC 온도 센서용 측정 입력단자

REF

타입	2mm	기준 전위
----	-----	-------

(INPUT 1 - INPUT 2)

pH, ISE 전극, Redox

전위차 차동 측정, REF
기준

11.13 Measuring Module Digital – 포트 사양

디지털 전극을 위한 연결 소켓

타입

원형 플러그 6극,
크기 0, 60°

11.14 Measuring Module Conductivity – 연결부 사양

전도도

소켓

원형 플러그 7극,
크기 0, 0°

전도도

Cond.

전도도 측정 셀을 위한
측정 입력단자

온도

Temp.

자동 온도 보상을 위
한 Pt1000 타입 온도
센서용 측정 입력단자

11.15 디스플레이 사양

상태 표시창

LED

여러 색상

11.16 Measuring Module Analog – 표시 사양

상태 표시창

LED

초록색-빨간색



측정 분해능	0.1mV	
주파수	10 Hz	
<i>Upol DC</i>		
분극 전압	-2,000mV~+2,000mV	5mV 단계로 설정 가능
측정 범위	-200.0μA~+200.0μA	
측정 분해능	0.01μA	

INPUT1 - INPUT2 전위차 차동 측정

측정 범위	-2,400~+2,400mV	
측정 분해능	1.56μV	
측정 정확도	±0.2 %	측정값부터 ±0.5 mV
		측정 범위 -2,000~+2,000mV
공통 모드 제거비	>= 60 dB	

기준 조건

장치 상태		최소 30분 운전
보정 주기		기준 및 저항이 최대 노화 데이터를 제공할 수 없기 때문에 장기적인 보장은 없습니다. 장기간에 걸쳐 절대 정확도를 보장해야 하는 경우 매년 Metrohm에서 장비를 보정하십시오. (그러나 실제 pH 측정 정확도는 전극 보정에 의해 제공됩니다)
상대 습도	≤ 60 %	
주변 온도	+25°C (±3°C)	

측정 정확도

모든 측정 범위에 있어 유효, 센서 오류 없음, 기준 조건에서, 측정 주기 100ms에서



11.20 Measuring Module Conductivity – 측정 사양

온도

Pt1000

측정 범위	-150~+250°C	
측정 분해능	0.002°C	
측정 정확도 ¹⁾	±0.2°C	측정 범위 -20.0~+150.0°C

지침값 측정 입력단자

측정 범위	0.1µS~1,000mS	c=1/cm 셀 상수에 적용됩니다
보정 주기		기준 및 저항이 최대 노화 데이터를 제공할 수 없기 때문에 장기적인 보장은 없습니다. 장기간에 걸쳐 절대 정확도를 보장해야 하는 경우 매년 Metrohm에서 장비를 보정하십시오. (그러나 실제 pH 측정 정확도는 전극 보정에 의해 제공됩니다)
측정 분해능	4	주요 위치
측정 정확도	±0.5 %	측정 범위 0.1µS~20µS
	±0.5 %	측정 범위 20µS ... 1mS
	±1 %	측정 범위 1ms ... 500mS

기준 조건

장치 상태		최소 30분 운전
상대 습도	≤ 60 %	
주변 온도	+25°C (±3°C)	

11.21 OMNIS Titrator – LQH 사양

분주장치

분주 분해능	100,000	실린더 용량당 단계
분주 정확도	0.01%	전형적, 실린더 용량과 관련하여 분주된 용량 기준

11.22 자석교반기 – 사양

회전 속도 설정 범위	+1~+15	시계 반대 방향으로 회전(위에서 본 경우)
	-1~-15	시계 방향으로 회전(위에서 본 경우)
단계당 회전 속도 변경	120rpm	
최대 회전 속도	1,800rpm	