



EC Declaration of Conformity

The METROHM AG company, Herisau, Switzerland hereby certifies, that the instrument:

722 Propeller Rod Stirrer

meets the requirements of EC Directives 89/336/EWG and 73/23/EWG.

Source of the specifications:

EN 50082-1 Electromagnetic compatibility, basic specification
Interference Immunity

Description of the instrument:

Rod stirrer for 727 Titration Stand and for general application on titration heads with standard ground joint; with separate controller and stirring propeller

Herisau, December 6, 1995

Frank Buchmann

Dr. J. Frank

Development Manager

Ch. Buchmann


Production and
Quality Assurance Manager

METROHM AG CH-9101 Herisau (Schweiz)

Stabrührer

722

Serie 01 ...

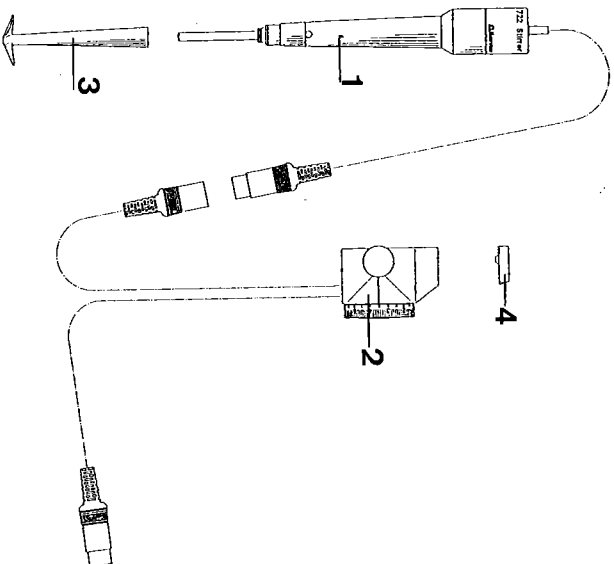

1 Stabrührer
Rührerkabel mit dem kürzeren Kabel des Reglers verbinden.

2 Regler 6.2137.000.
Längeres Kabel des Reglers zur Stromversorgung führen.
Die Rührgeschwindigkeit wird mit dem skalierten Drehrad geregelt.

Schnappt die Drehbegrenzung am einen Skaleneinde, soll man bis zum Einschnappen am anderen Ende drehen, damit die Skala wieder justiert ist.

3 Rührpropeller 6.1909.010.
Stabrührer durch Öffnung des Halters führen und Rührpropeller von unten anstecken.

4 Schaltung 6.1910.000.
Für die Verwendung ohne Elektrodenhalter 6.2021.030.
Schaltung auf Regler legen. Position "ON" hinten heisst "Rührer ein". Der Rührer ist in allen andern Positionen ausgeschaltet.

Technische Daten

Rührerdrehzahl gemessen in 30 ml H ₂ O, mit 1 Elektrode	440...2800 Umdrehungen pro Minute
Speisung	7...12 V DC/ 0.2 A
Leistungsaufnahme	ca. 3 VA
Material	PP
Abmessungen	
Länge mit Rührpropeller	ca. 25 cm
Grösster Durchmesser	27 mm
Gewicht	
inkl. Rührpropeller und Regler	ca. 300 g


Lieferumfang

Stabrührer 722 inklusive folgendem Zubehör: 1 Rührpropeller 1 Regler 1 Gebrauchsanweisung	2.722.0010 6.1909.010 6.2137.000 8.722.1001
Stabrührer 722 Zubehör wie 2.722.0010, zusätzlich: 1 Schaltung 1 Netzgerät 110 V/9V DC, USA...	2.722.0011 6.1910.000 6.2119.020
Stabrührer 722 Zubehör wie 2.722.0010, zusätzlich: 1 Schaltung 1 Netzgerät 220 V/9V DC, Europa...	2.722.0014 6.1910.000 6.2117.020

Ionenanalytik • Analyse des ions • Ion analysis • Análisis iónico

722 Propeller-Stabrührer




Metrohm AG
CH-9101 Herisau
Schweiz
Telefon +41 71 53 85 85
Fax +41 71 53 89 01

EU-Konformitätserklärung

Die Firma Metrohm AG, Herisau, Schweiz bescheinigt hiermit, dass das Gerät:
722 Propeller-Stabrührer
den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 72/23/EWG entspricht.

Erfüllte Spezifikationen:

EN 50082-1 Elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnorm Störfestigkeit

Beschreibung des Geräts:

Stabrührer zu Titrierstand 727 und für allgemeine Verwendung auf Titrerköpfen mit Schliiff, mit separatem Drehzahlregler und Rührpropeller

Herisau, 6. Dezember 1995

Dr. J. Frank

Leiter Entwicklung

Ch. Buchmann

Leiter Produktion und
Beauftragter Qualitätssicherung