

Metrodata 761 PC Software 1.1

Software-Installation

Für den Betrieb des Compact IC 761 wird das PC-Programm «**Metrodata 761 PC Software 1.1**» benötigt, das auf der CD 6.6030.013 enthalten ist. Dieses Programm läuft unter den Betriebssystemen Windows 95, Windows 98 und Windows NT und wird wie folgt installiert:

1 Programm installieren

- Installations-CD 6.6030.013 ins CD-Laufwerk legen.
- Im Start-Menü den Menüpunkt **Ausführen** wählen und die Datei **Setup.exe** auf der Installations-CD öffnen.
- Klicken Sie auf **761** und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Programms.

Das Installationsprogramm kopiert die Dateien von der Installations-CD in das von Ihnen angegebene Verzeichnis und erstellt zusätzlich die folgenden Unterverzeichnisse:

| | |
|----------------|--|
| Data | Verzeichnis für Datenfiles (*.chw) und Batch reprocessing files (*.bar) |
| Devices | Verzeichnis für Gerätetreiber (*.dev) |
| Log | Verzeichnis für Log-Files (*.exc, *.hst, und *.log) |
| Methods | Verzeichnis für Methodenfiles (*.mtw) |
| Reports | Verzeichnis für Report- (*.txt) und Grafikfiles (*.wmf) |
| Systems | Verzeichnis für Unterordner mit Systemfiles (*.smt) und Proben tabellen-Files (*.que). |

2 Registrierung

- Senden Sie bitte Ihre Registrierkarte 8.761.8007 so bald als möglich ein, damit wir Sie als offiziellen Käufer eintragen können. Als registrierter Käufer erhalten Sie allfällige überarbeitete Programmversionen zu einem Vorzugspreis.

Detaillierte Informationen zur PC Software 761 finden Sie in der dem Gerät 761 Compact IC beiliegenden **Gebrauchsanweisung 8.761.1001** und dem **Beilageblatt 8.761.1011**.



Die installierten Dateien (inkl. Daten-, System- und Methodendateien) sind generell nicht schreibgeschützt. Schalten Sie nachträglich den Schreibschutz ein oder erstellen Sie eine Sicherungskopie in einem anderen Verzeichnis, damit diese Dateien nicht versehentlich überschrieben werden.

Metrodata 761 PC Software 1.1

Software installation

For operation of the 761 Compact IC the PC program «**Metrodata 761 PC Software 1.1**» stored on the 6.6030.013 CD is needed. This program runs with the operating systems Windows 95, Windows 98 and Windows NT and is installed as follows:

1 Program installation

- Insert 6.6030.013 installation CD into CD drive.
- Select **Run** of the **Start** menu. Open the **Setup.exe** file on the installation CD.
- Click on **761** and follow the instructions given in the setup program.

The software package will be installed in the desired directory. Icons are created in the program folder and in the startup folder. In addition to the program files, the following folders are installed:

| | |
|----------------|---|
| Data | Folder for storage of chromatogram files (*.chw) and batch reprocessing files (*.bar) |
| Devices | Folder for storage of device files (*.dev) |
| Log | Folder for storage of exception files (*.exc), history files (*.hst), and log files (*.log) |
| Methods | Folder for storage of method files (*.mtw) |
| Reports | Folder for storage of report files (*.txt) and graphic files (*.wmf) |
| Systems | Folder with subfolders for storage of system files (*.smt) and sample queue files (*.que). |

2 Registration

- Please send us your 8.761.8007 Registration card as soon as possible. Only registered users will get updated program versions at a special price.

You will find detailed information concerning the 761 PC Software in the **8.761.1003 Instructions for Use** and the **8.761.1013 Supplement** supplied with the 761 Compact IC.



The installed files (including data, system and method files) are generally not write-protected. To prevent these files from being deleted by mistake, switch on the write-protection or make a backup copy in another directory.