

# Metrodata 792 PC Software 1.0

## Software-Installation

Für den Betrieb des Basic IC 792 wird das PC-Programm «**Metrodata 792 PC Software 1.0**» benötigt, das auf der CD 6.6045.003 enthalten ist. Dieses Programm läuft unter den Betriebssystemen Windows 95, Windows 98, Windows NT und Windows 2000 und wird wie folgt installiert:

### 1 Programm installieren

- Installations-CD 6.6045.003 ins CD-Laufwerk legen.
- Im Start-Menü den Menüpunkt **Ausführen** wählen und die Datei **Setup.exe** auf der Installations-CD öffnen.
- Klicken Sie auf **792** und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Programms.

Das Installationsprogramm kopiert die Dateien von der Installations-CD in das von Ihnen angegebene Verzeichnis und erstellt zusätzlich die folgenden Unterverzeichnisse:

<b>Data</b>	Verzeichnis für Datenfiles (*.chw) und Batch reprocessing files (*.bar)
<b>Devices</b>	Verzeichnis für Gerätetreiber (*.dev)
<b>Log</b>	Verzeichnis für Log-Files (*.exc, *.hst, und *.log)
<b>Methods</b>	Verzeichnis für Methodenfiles (*.mtw)
<b>Reports</b>	Verzeichnis für Report- (*.txt) und Grafikfiles (*.wmf)
<b>Systems</b>	Verzeichnis für Unterordner mit Systemfiles (*.smt).

### 2 Registrierung

- Senden Sie bitte Ihre Registrierkarte 8.792.8007 so bald wie möglich ein, damit wir Sie als offiziellen Käufer eintragen können. Als registrierter Käufer erhalten Sie allfällige überarbeitete Programmversionen zu einem Vorzugspreis.

Detaillierte Informationen zur PC Software 792 finden Sie in der dem Gerät 792 Basic IC beiliegenden **Gebrauchsanweisung 8.792.1001**.



*Die installierten Dateien (inkl. Daten-, System- und Methodendateien) sind generell nicht schreibgeschützt. Schalten Sie nachträglich den Schreibschutz ein oder erstellen Sie eine Sicherungskopie in einem anderen Verzeichnis, damit diese Dateien nicht versehentlich überschrieben werden.*

# **Metrodata 792 PC Software 1.0**

## **Software installation**

For operation of the 792 Basic IC the PC program «**Metrodata 792 PC Software 1.0**» stored on the 6.6045.003 CD is needed. This program runs with the operating systems Windows 95, Windows 98, Windows NT, and Windows 2000 and is installed as follows:

### **1 Program installation**

- Insert 6.6045.003 installation CD into CD drive.
- Select **Run** of the **Start** menu. Open the **Setup.exe** file on the installation CD.
- Click on **792** and follow the instructions given in the setup program.

The software package will be installed in the desired directory. Icons are created in the program folder and in the startup folder. In addition to the program files, the following folders are installed:

<b>Data</b>	Folder for storage of chromatogram files (*.chw) and batch reprocessing files (*.bar)
<b>Devices</b>	Folder for storage of device files (*.dev)
<b>Log</b>	Folder for storage of exception files (*.exc), history files (*.hst), and log files (*.log)
<b>Methods</b>	Folder for storage of method files (*.mtw)
<b>Reports</b>	Folder for storage of report files (*.txt) and graphic files (*.wmf)
<b>Systems</b>	Folder with subfolders for storage of system files (*.smt).

### **2 Registration**

- Please send us your 8.792.8007 Registration card as soon as possible. Only registered users will get updated program versions at a special price.

You will find detailed information concerning the 792 PC Software in the **8.792.1003 Instructions for Use** supplied with the 792 Basic IC.



*The installed files (including data, system and method files) are generally not write-protected. To prevent these files from being deleted by mistake, switch on the write-protection or make a backup copy in another directory.*