

850 Professional IC



Anion – MSM-HC – MCS – Gradient – 2.850.2240

手册

8.850.8027CN



Metrohm AG
CH-9100 Herisau
Switzerland
Phone +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com

850 Professional IC

**Anion – MSM-HC – MCS – Gradient
– 2.850.2240**

手册

Teachware
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
teachware@metrohm.com

本文献受版权保护，本公司保留所有权利。

本文献经认真起草制定。但并不能完全排除会有错误存在。若有此类信息提示请联系上述地址。

本文献的其他语言版本可在 <http://products.metrohm.com> 下的
Literature/Technical documentation 中找到。

目录

1	介绍	1
1.1	仪器描述	1
1.2	常规应用	3
1.3	手册说明	3
1.3.1	惯用图例	3
1.4	安全提示	4
1.4.1	一般性安全提示	4
1.4.2	电路安全	4
1.4.3	软管和毛细管连接	5
1.4.4	可燃的溶剂和化学品	5
1.4.5	回收及废弃物处理	6
2	仪器概览	7
2.1	正面	7
2.2	背面	9
3	安装	11
3.1	本章内容	11
3.2	首次安装	11
3.3	安装图示	14
3.4	仪器安装	17
3.4.1	包装	17
3.4.2	检查	17
3.4.3	场地	17
3.5	离子色谱系统中的毛细管连接	17
3.6	设备背面	19
3.6.1	滚轮以及扶栏	19
3.6.2	放入检测器并连接	22
3.6.3	运输安全保险装置	24
3.6.4	漏液传感器	24
3.6.5	排出管	25
3.7	毛细管和电缆的引线套管	27
3.8	淋洗液	30
3.8.1	连接淋洗液瓶	30
3.9	淋洗液脱气装置	34
3.10	高压泵	35
3.10.1	高压泵/排气阀的毛细管连接	35
3.10.2	高压泵排气	38

5.5	高压泵	72
5.5.1	保护	72
5.5.2	维护	72
5.6	在线过滤器	82
5.6.1	维护	82
5.7	英蓝样品前处理	83
5.8	样品流路的冲洗	84
5.9	样品脱气装置	85
5.9.1	运行	85
5.10	进样阀	85
5.10.1	保护	85
5.11	High Capacity Metrohm Suppressor Module (High Capacity 万通抑制模块 MSM-HC)	85
5.11.1	保护	85
5.11.2	运行	85
5.11.3	保养	86
5.12	蠕动泵	91
5.12.1	运行	91
5.12.2	维护	91
5.13	Metrohm CO ₂ Suppressor (MCS)	93
5.13.1	更换 CO ₂ 涡形吸收器	93
5.13.2	再生 H ₂ O 涡形吸收器	93
5.14	电导检测器	94
5.14.1	保养	94
5.15	分离柱	94
5.15.1	分离效率	94
5.15.2	保护	94
5.15.3	贮藏	95
5.15.4	再生	95
5.16	瑞士万通质量管理与校验	95
6	排除故障	96
6.1	故障及故障的排除	96
7	技术指标	100
7.1	参照条件	100
7.2	仪器	100
7.3	漏液传感器	100
7.4	环境条件	100
7.5	外壳	101
7.6	淋洗液脱气装置	101



7.7	高压泵	101
7.8	样品脱气装置	102
7.9	进样阀	102
7.10	柱温箱	102
7.11	High Capacity Metrohm Suppressor Module (High Capacity 万通抑制模块 MSM-HC)	103
7.12	蠕动泵	103
7.13	Metrohm CO ₂ Suppressor (MCS)	103
7.14	电导测量系统	104
7.15	主机电源连接	104
7.16	接口	105
7.17	安全描述	105
7.18	电磁兼容性 (EMC)	105
7.19	重量	106
8	一致性声明和保证	107
8.1	Declaration of Conformity	107
8.2	Quality Management Principles	108
8.3	保修 (维修承诺)	109
9	附件	111
9.1	标准配置	111
9.2	可选配件	121
	索引	123

插图目录

图标 1	正面 850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient	7
图标 2	850 Professional IC—Anion - MSM-HC - MCS - Gradient 的背面视图	9
图标 3	安装图示	15
图标 4	通过压力螺丝连接毛细管	17
图标 5	滚轮和扶栏	20
图标 6	用作 MPak（袋装淋洗液）支架的扶栏	21
图标 7	可取下后背面板	22
图标 8	仪器背面的漏液传感器接口	25
图标 9	排出管	26
图标 10	门上的毛细管引线套管	28
图标 11	底部/盖板的毛细管引线套管	29
图标 12	安装淋洗液瓶瓶盖	30
图标 13	安装吸液过滤头	31
图标 14	安装加重管和吸液过滤头	31
图标 15	装备好淋洗液吸液管	32
图标 16	淋洗液瓶—已连接	33
图标 17	淋洗液脱气装置	34
图标 18	高压泵/排气阀的毛细管连接	36
图标 19	高压泵—连接入口	37
图标 20	给高压泵排气	38
图标 21	连接在线过滤器	40
图标 22	脉冲阻尼器 - 接口	41
图标 23	样品脱气装置	42
图标 24	进样阀—已连接	43
图标 25	进样阀—位置	44
图标 26	柱温箱	46
图标 27	MSM-HC - 接口	49
图标 28	蠕动泵	51
图标 29	安装泵管	52
图标 30	安装带过滤器的泵管接口	53
图标 31	安装不带过滤器的泵管接口	53
图标 32	MCS - 接口	56
图标 33	涡形吸收器支架	57
图标 34	电导检测器正面	59
图标 35	电导检测器背面	60
图标 36	检测器和 MCS 的连接	61
图标 37	泵头 - 取下活塞	73
图标 38	活塞架的组成部件	74
图标 39	活塞密封圈	75
图标 40	取出活塞密封圈	76
图标 41	将活塞密封圈置入工具中	76
图标 42	将活塞密封圈置入泵头中	77
图标 43	取下阀门	78



图标 44	拆分阀门	79
图标 45	进口阀和出口阀的组成部分	80
图标 46	在线过滤器 - 更换过滤器	82
图标 47	MSM-HC - 组成部分	87
图标 48	更换泵管接口—过滤器	92

1 介绍

1.1 仪器描述

本仪器 **850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient** (2.850.2240) 是瑞士万通 (Metrohm) 公司 Professional IC 系列产品的一个变型。Professional IC 系列优越性有：

- **智能特征**，能够监控及优化所有功能，且能够在与 FDA 认证要求兼容情况下进行记录。
- **紧凑性**。
- **灵活性**。对每一应用场合均有合适的设备变型。可以在需要时将设备改装、扩展或调整为另一设备变型。
- **透明性**。全部部件均易于取放并且置放部位一目了然。
- **安全性**。化学品与电子元件分开，潮湿部件内部集成有漏液传感器。
- **环境适应能力**。
- **低噪音辐射**。

该设备用软件 **MagIC Net** 驱动。设备通过 USB 端口连接到一台装有 MagIC 的 PC 上。软件可自动识别设备并检查其功能性。MagIC Net 控制并监控设备，对测得数据进行评估并用数据库对其进行管理。在网上帮助或者在关于 MagIC Net 的培训教程中均有 MagIC 软件的操作说明。

该仪器含下列组件：

淋洗液脱气装置

淋洗液脱气装置可从淋洗液中清除气泡和溶解的气体。为此，淋洗液经过一条特殊的含氟聚合物毛细管流入真空室内。

高压泵

智能化且少脉冲震荡的高压泵将淋洗液泵送到系统。该高压泵装备有一个芯片，此芯片上储存有工艺规格和“历史记录”（工作小时、维护服务数据等等）。

在线过滤器

在线过滤器可保护分离柱不受淋洗液中可能有的污物所污染。同样，也可以使用在线过滤器来保护其他敏感原件不受所使用的溶液的污染。能快速简单的更换孔径大小为 2 μm 的滤板。该滤板可从溶液中清除颗粒，例如细菌和藻类。

脉冲阻尼器

脉冲阻尼器可保护分离柱不受到因压力浮动（例如在切换进样阀时）而造成的伤害，并能在高敏度测量时降低脉冲影响。

1.2 常规应用

本设备 **850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient** 用于通过二进制编码的**梯度高压**和**序列抑制法**进行离子色谱阴离子分析：

串联双抑制的构成：

- 化学抑制通过万通抑制模块（MSM）进行，之后的
- CO₂ 抑制则通过万通 CO₂（参见章节 3.18，页码 55）抑制器（MCS）进行。

通过这种技术可使背景电导降到绝对最小值。

必要时也可将该设备用于在无抑制情况下进行离子色谱阴、阳离子分析。

该仪器适用于化学品及可燃性样品的处理。因此，在使用 850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient 时，要求操作者具备与毒性和刺激性物质打交道方面的基础知识和经验。此外，还需具备实验室规定的、防火措施的应用知识。

1.3 手册说明



注意

请您在仪器投入运行前务必仔细通读本手册。在手册中包含有各种信息和警告，请用户务必遵循这些指示，以确保仪器的安全运行。

1.3.1 惯用图例

以下文献中使用下列代表符号及格式：

(5- 12)	参照插图说明 第一个数字为插图编号，第二个表示图中设备元件。
1	指导步骤 请您按顺序依次执行这些步骤。
	警告 该符号表明一般性的致命或致伤危险。
	警告 该符号警告触电危险。



	警告 该符号警告高温、高热设备部件。
	警告 该符号警告生物危险。
	注意 该符号表明可能有导致设备或设备部件损坏的危险。
	提示 该符号标明附加信息及建议。

1.4 安全提示

1.4.1 一般性安全提示

**警告**

仅允许按本文献中的说明运行该设备。

本设备离厂状态完全符合安全技术规范。为保持该状态及为保证设备无危险运行，必须小心遵循下列提示。

1.4.2 电路安全

根据国际标准 IEC 61010 保证在该仪器上进行作业时的电路安全。

**警告**

仅允许经过万通培训的人员在电气部件上从事维修服务工作。

**警告**

绝不能打开设备外罩。设备可能会因此受到损伤。另外，在打开过程中若接触到带电部件，还会有严重受伤危险。
外罩内部没有任何能够由使用人员进行保养或更换的部件。

电源电压



警告

错误的电源电压会损坏设备。

请您仅使用专门为此做出说明的电源电压运行该设备（见设备后面）。

静电保护



警告

电子元件对静电荷很敏感，发生放电情况可能会损坏电子元件。

插接或断开仪器背面的电气连接线之前，必须先将电源电缆从电源接线盒中拔出来。

1.4.3 软管和毛细管连接



注意

未密封的管路和毛细管连接均会成为安全隐患。请用手拧紧所有的接口。连接管路时，请勿用力过猛。管路末端若损坏，便会导致漏液。松开接口时，可使用合适的工具。

请定期检查接口的密封性。若仪器主要处于无人监管状态，则必须每周检查其接口的密封性。

1.4.4 可燃的溶剂和化学品




警告

若使用可燃的溶剂和化学品进行工作，则必须注意相关的安全措施。

- 请将仪器搭建在通风极佳的地方（如实验室通风口）。
- 请防止任何火源接近工作地点。
- 请立即清除漏撒的液体和固体材料。
- 请遵守化学品生产商的安全标志。

2 仪器概览

2.1 正面

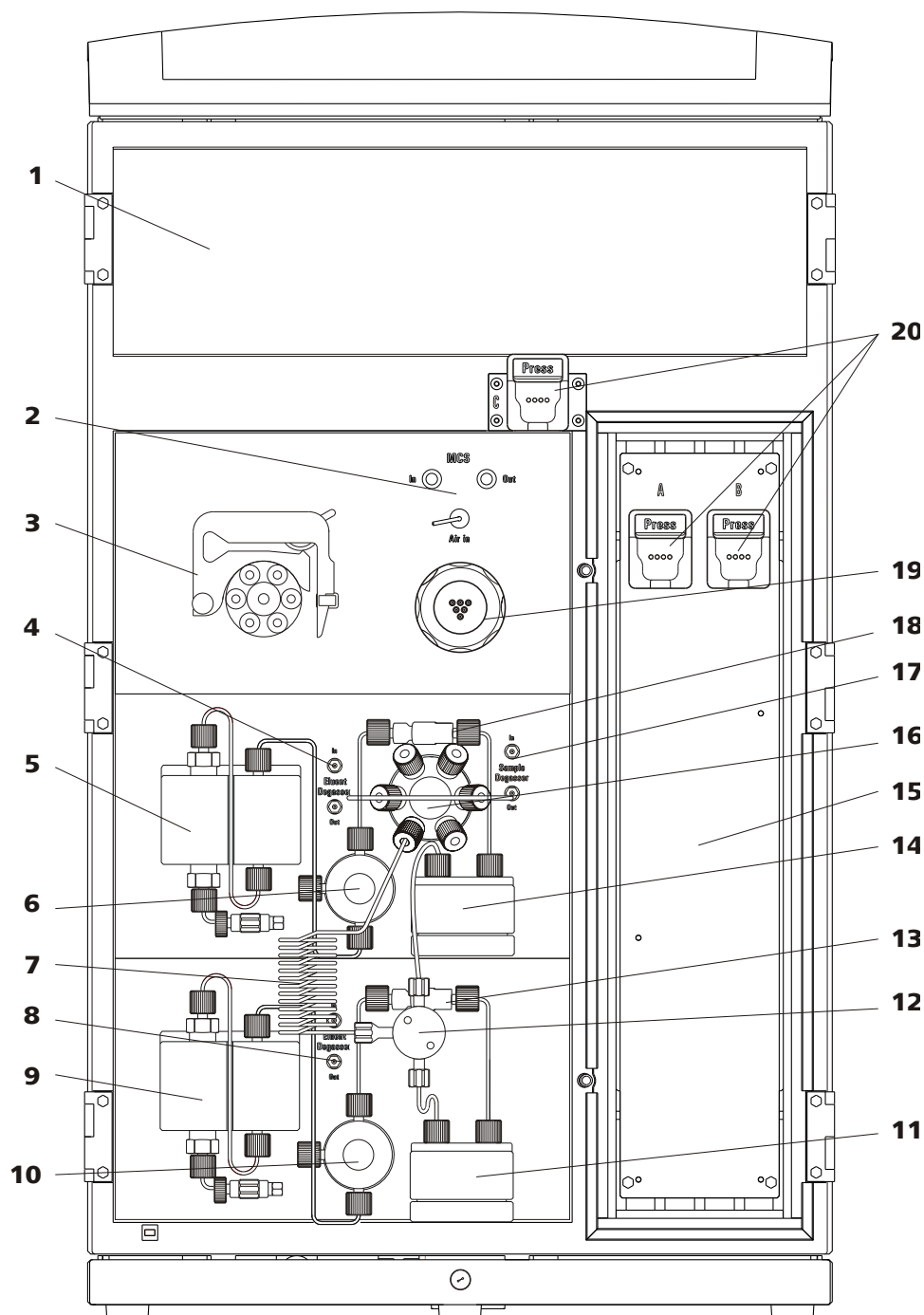


图标 1 正面 850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient

- 1 检测器室**
用于电导检测器的小室（参见章节 3.19，
页码 59）。

- 2 MCS (万通 CO₂ 抑制器)**
见章节 3.18，第 55 页。

2.2 背面

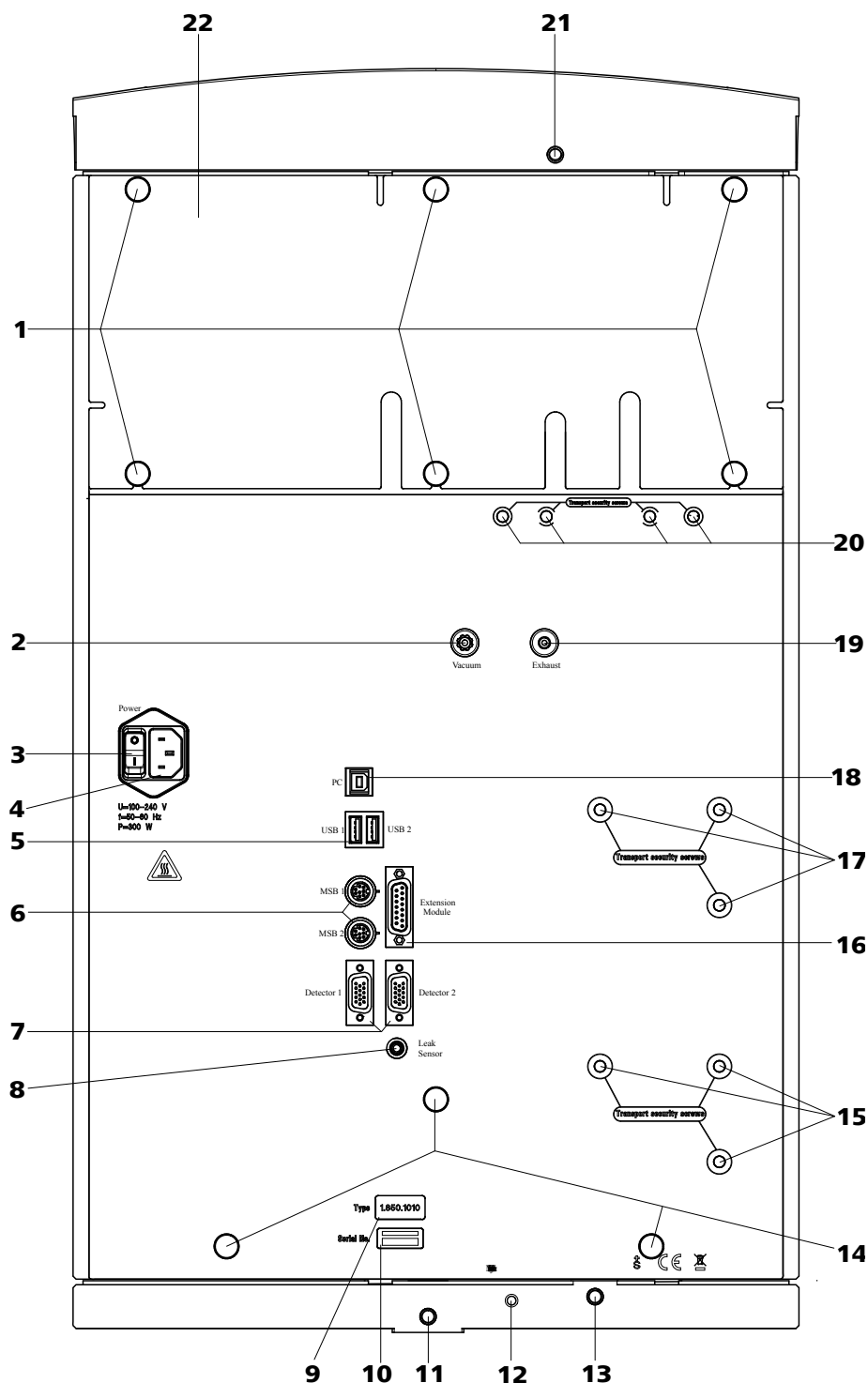

图标2 850 Professional IC—Anion - MSM-HC - MCS - Gradient 的背面视图

- 1 凸边螺丝**
用于固定后背面板(2-22)和扶栏(5-2)。

- 2 真空接口**
用于将其他排气室连接到扩展模块上。
标记有 **Vacuum** (真空) 标志。



3 主机电源开关 用于接通和关闭设备。 1 = 开 0 = 关	4 电源接线盒 用于连接主机电源电缆。
5 USB 接口 2 个 USB 接口（标记有 USB 1 和 USB 2 标志）。	6 MSB 接口 2 个 MSB 接口（标记有 MSB 1 和 MSB 2 标志），用于连接 MSB 设备 小心：连接设备时 850 必须关闭。 MSB = 万通串行总线接口。
7 检测器接口 2 个检测器接口（标记有 Detector 1 （检测器 1）和 Detector 2 （检测器 2）标志），用于连接万通检测器。	8 漏液传感器接线盒 用于连接漏液传感器插头(8-2)。
9 设备型号	10 序列号
11 排出管接口 用于连接排出管 6.1816.020 (9-8)。	12 漏液传感器连接线缆 用于连接漏液传感器。
13 排出管接口 用于连接排出管 6.1816.020 (9-9)。	14 凸边螺丝 用于固定滚轮。
15 运输保护螺丝 运输设备时，用来保证下部高压泵(18-4)的安全（仅在设备拥有两台高压泵时方有必要）。	16 扩展模块接口 用于连接扩展模块（标记有 Extension Module 扩展模块）。
17 运输保护螺丝 运输设备时，用来保证下部高压泵(18-4)的安全。	18 PC 接线盒 用于通过 USB 线缆 6.2151.020 将设备连接到计算机上。
19 排气口 用于将空气从真空室排出。 标记有 Exhaust （排气）标志。	20 运输保护螺丝 用于在运输设备时保护真空泵。
21 排出管接口 用于连接排出管 6.1816.020 (9-1)。	22 后背面板 可取下。可通到检测器室。



注意

将设备连接到 MSB 接口时(2-6)，该设备必须处于 850 Professional IC 关闭状态。

3 安装

3.1 本章内容

本章 安装中包含有

- 概览
- 关于 850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient (参见章节 3.2, 页码 11) 首次安装的简短说明。如果需要, 在每个安装步骤中, 您均可找到各个部件的安装说明交叉连接。
- 安装图示 (参见图示 3, 页码 15), 展示完整安装的仪器。
- 有多个章节详细描述了所有部件的安装说明, 以及那些在仪器供货时已经安装的部件说明。

3.2 首次安装



提示

毛细管连接中的大部分在仪器交付使用时已经连接好。

安装 850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient

1 仪器安装

见章节 3.4, 第 17 页。

2 在仪器背面进行安装

- 除去扶栏和滚轮 (参见章节 3.6.1, 页码 19)。
- 将检测器放入仪器并连接 (参见章节 3.6.2, 页码 22)。
- 除去运输安全保险装置 (参见 "取下运输安全保护螺丝", 页码 24)。
- 连接漏液传感器 (参见 "连接漏液传感器", 页码 24)。
- 连接排出管 (参见 "安装排出管", 页码 27)。

3 连接洗脱路线

- 针对两个高压泵来说, 每个装备一个淋洗液吸液管, 并与淋洗液瓶连接起来 (参见章节 3.8.1, 页码 30)。
- 在柱的位置上, 也就是在预安装的柱输入毛细管末端, 将两通 6.2744.040 用一个压力螺丝 6.2744.010 连接起来。

- 将两个标记有 *Waste* (废液) 的毛细管导至废液容器并固定在那里。

7 连接仪器

- 用 USB 线缆 6.2151.020 与计算机连接 (参见章节 3.20.1, 页码 61)。
- 将仪器连接到电源上 (参见章节 3.20, 页码 61)。

8 首次投入运行

(参见章节 4.1, 页码 66)


- 打开 PC 并启动 MagIC Net。
- 接通仪器。
- 给高压泵排气 (参见章节 3.10.2, 页码 38)。
- 设置蠕动泵的压紧力 (参见 "设定流速", 页码 54)。
- 冲洗仪器 (尚未连接柱)。

9 安装前柱和分离柱

- 取下位于柱输入毛细管和 MSM-HC 的淋洗液输入毛细管之间的两通 6.2744.040。
- 连接前柱 (可选) (参见章节 3.21, 页码 62)
 - 按照前柱附带的说明书, 将前柱固定在柱输入毛细管的末端处。
 - 冲洗前柱。
- 连接分离柱 (参见章节 3.22, 页码 63)
 - 按照柱附带的说明书, 将分离柱的输入端固定于柱输入毛细管的末端、或前柱 (如果使用的話) 处。
 - 将 MSM- 上标记有 *Eluent* (淋洗液) 的毛细管用一个 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝 6.2744.070 在分离柱的出口处固定。
- 将带此芯片的分离柱挂入仪器的柱夹。

10 预滴定仪器

(参见 "预滴定系统", 页码 67)

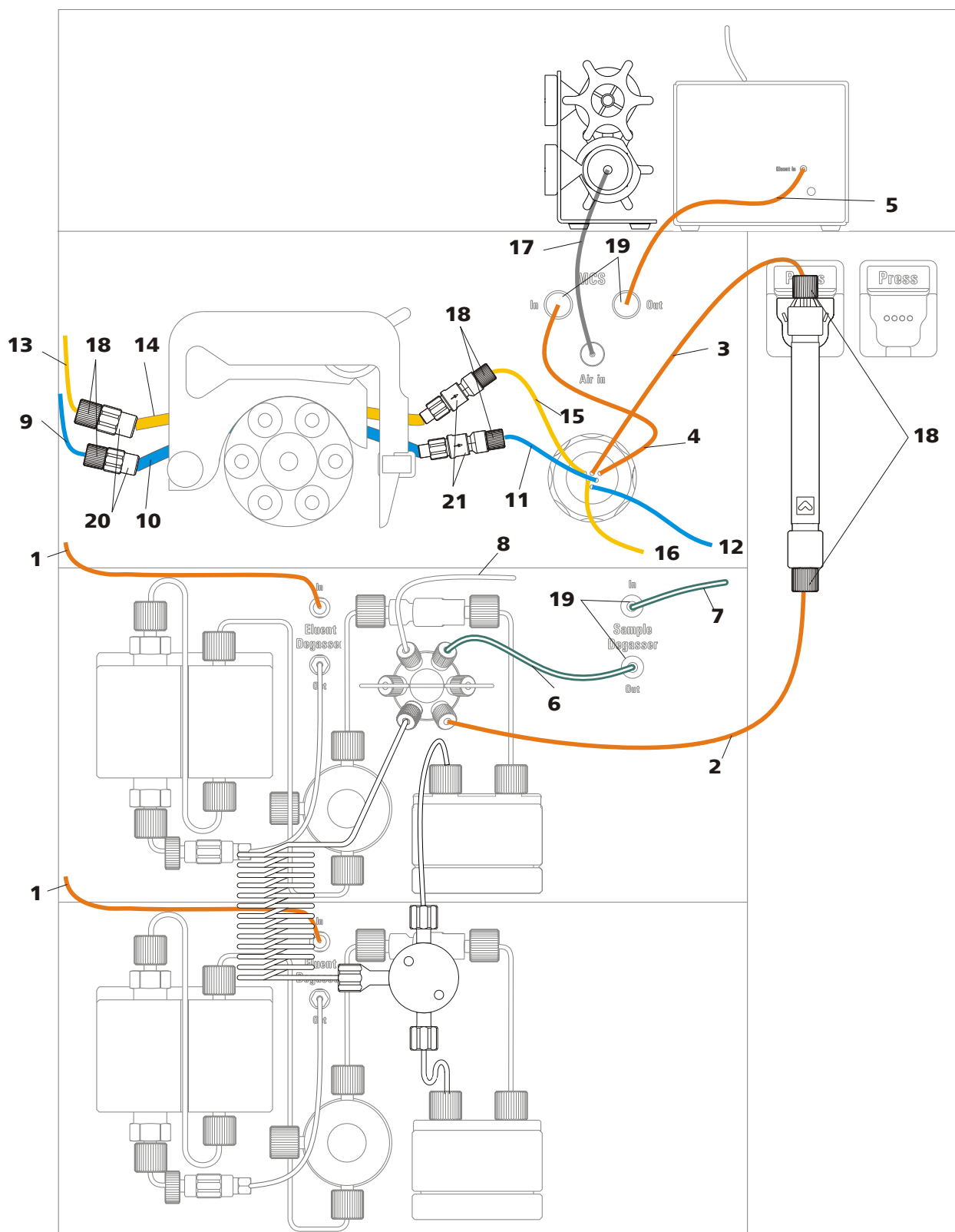

图标 3 安装图示

1 淋洗液吸液管 6.1834.080

两条吸管，用于两种不同的淋洗液（参见章节 3.8.1，页码 30）。

2 柱输入毛细管

已连接在进样阀上，并已穿入柱温箱的毛细管管套中。

3.4 仪器安装

3.4.1 包装

本设备及特别分开包装的配件全部以受到良好保护的包装状态交付。请您务必保存好这些包装，因为只有这样才能保证设备的运输安全。

3.4.2 检查

收到货物后请您立即根据装箱单检查货物是否完整且未受到损坏。

3.4.3 场地

该仪器设计为在室内运行，且不允许在有爆炸危险的环境内使用。

将仪器置放在实验室内一个易于操作且无振动的地方，并做好防止化学品腐蚀和污染的防护。


应保护仪器不会受到温度过度波动及阳光直接照射的影响。

3.5 离子色谱系统中的毛细管连接

本章包括关于 IC 仪器和系统内的毛细管连接的一般性信息。

在一套 IC 系统内两个元件之间的毛细管连接，一般情况下由一根连接毛细管和两个压力螺丝组成，该螺丝将毛细管分别连接到相应部件上。

压力螺丝

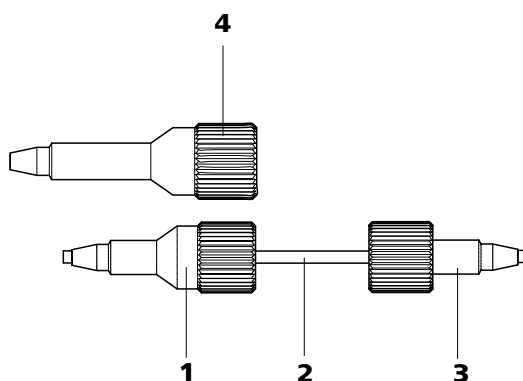

图标 4 通过压力螺丝连接毛细管

1 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝（6.2744.014）
用于进样阀处。

3 PEEK（聚醚醚酮）短压力螺丝
（6.2744.070）
用于高压泵、排气阀、在线过滤器、脉冲
阻尼器以及保护柱和分离柱。

2 连接毛细管

4 PEEK（聚醚醚酮）长压力螺丝
（6.2744.090）
用于特殊部件。不适用于所有仪器。

- 两个毛细管末端并不完全匹配。

毛细管连接无死点容积的前提条件是两条毛细管末端的切面要完全平整。因此我们建议仅使用毛细管切管器（6.2621.080）来裁切 PEEK（聚醚醚酮）毛细管。

建立无死点容积的毛细管连接

为建立无死点容积的毛细管连接，您可按如下方式进行：

- 1 将压力螺丝推到毛细管上。此时要注意，毛细管应高出压力螺丝头 1 - 2 mm。
- 2 将毛细管插入两通或接头到底。
- 3 然后施加少许压力将压力螺丝拧紧在毛细管上。

用于 PEEK（聚醚醚酮）毛细管的标记套管

包含不同颜色标记套筒的随运套件适用于 PEEK 毛细管（6.2251.000），其作用在于通过颜色代码清楚地标记系统中的各种不同的液流。会用一种特定颜色的标记套筒标记每条输送特定液体（例如淋洗液）的毛细管。

标记毛细管的步骤如下：

- 1 将所需颜色的标记套筒推到毛细管上并移到一个清楚可见的位置。

毛细管温度升高时，标记套筒会按照毛细管的形状收缩。

3.6 设备背面

3.6.1 滚轮以及扶栏

为方便运输，设备装备有滚轮和扶栏。


安装用作 MPak（袋装淋洗液）支架的扶栏



提示

扶栏处于驶出状态时，也可以将扶栏(6-2)用于悬挂 MPaks（袋装淋洗液）。

- 1 向上移动扶栏(6-2)，并重新将凸边螺丝(6-1)拧紧。

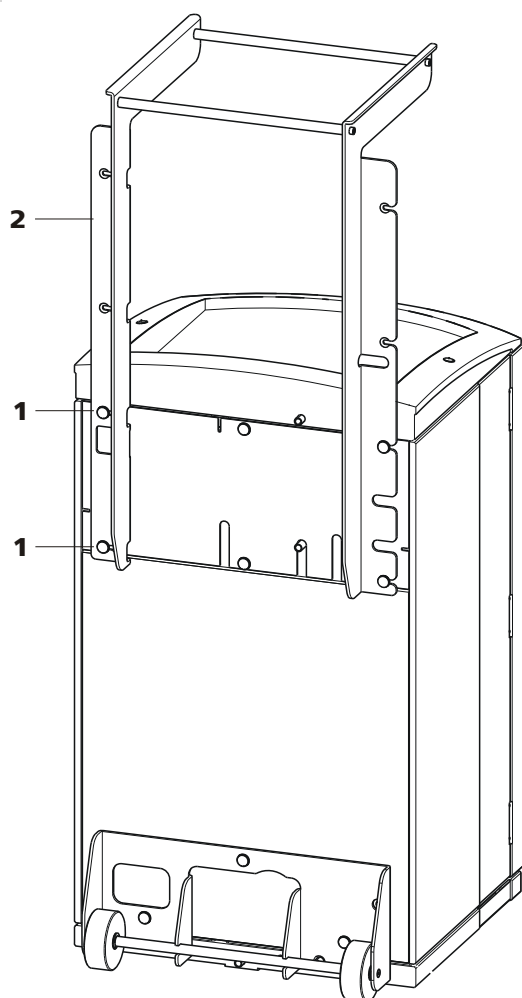

图标 6 用作 MPak（袋装淋洗液）支架的扶栏

- 1 凸边螺丝
用于固定扶栏(6-2)和检测器室的后背面板。

- 2 扶栏
已驶出。用作 MPak（袋装淋洗液）。



提示

可容纳并连接数量至两台的检测器。



注意

连接检测器时，仪器**必须**处于关闭状态。

1 取下后背面板

- 拧出后背面板处的凸边螺丝(7-1)。
- 若仪器上还连接有扶栏，请将其取下。
- 除去后背面板(7-2)。

2 放入检测器

- 将检测器通过此开口放入仪器内为其准备的放置位置，并向前推到头。

3 重新装上后背面板

- 将检测器电缆放入引线套管(7-3)（后背面板(7-2)处）内。
- 将检测器输出毛细管置入一个合适的毛细管引线套管内。
- 重新装上后背面板(7-2)。
(作为选项，可将扶栏向上移动并再次安装，将其用作 MPak 的支架。)
- 拧紧凸边螺丝(7-1)。

4 连接检测器




提示

仪器具有两个检测器接口(7-5)，**检测器 1 (Detector 1)** 和 **检测器 2 (Detector 2)**，请注意，选定的接口必须和 MagIC Net 方式中登记的接口保持一致。

建议：按标准使用 **检测器 1 (Detector 1)**。对于带两个检测器的 AnCat 系统：阴离子使用 **检测器 1 (Detector 1)**，阳离子使用 **检测器 2 (Detector 2)**。

- 将检测器电缆连接到检测器接口(7-5)上。

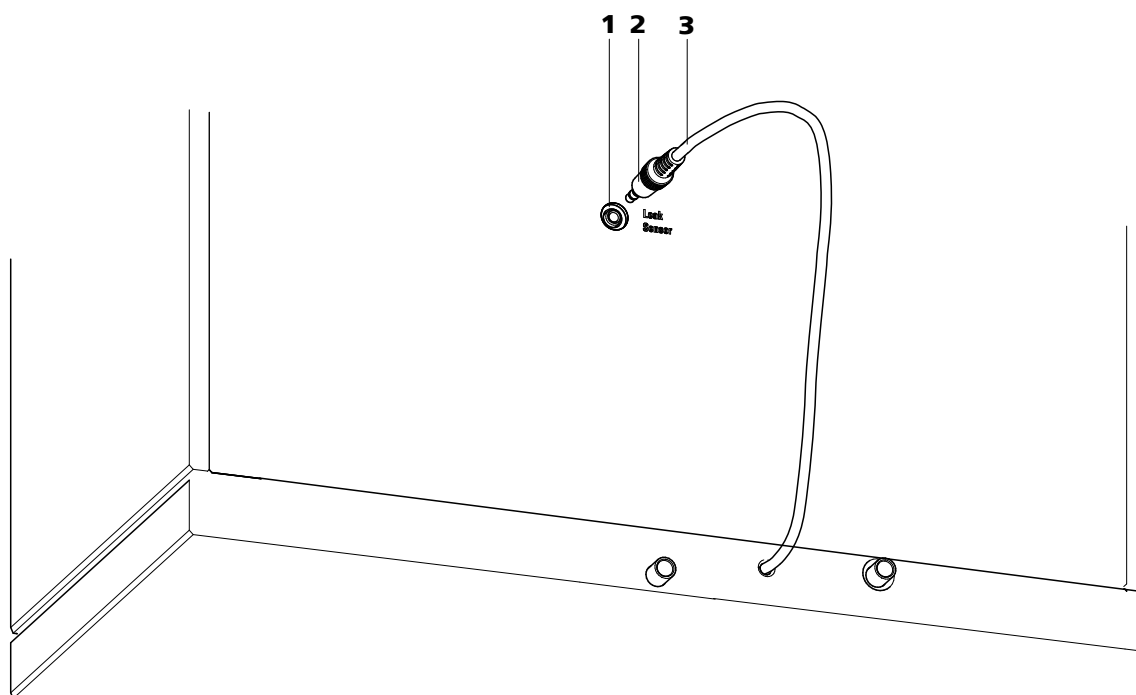

图标 8 仪器背面的漏液传感器接口

1 漏液传感器接线盒
标注有“漏液传感器”（Leak Sensor）标志。

3 漏液传感器连接线缆
固定安装在设备背面。

2 漏液传感器连接插头

3.6.5 排出管

从盖板或检测器室中漏出的液体，会通过排出管流到底盘中，经过漏液传感器流入废液瓶。这样就可确保漏液传感器能发现系统中可能出现的漏液。


请您按以下步骤安装排出管：

安装排出管

- 1 将排出管(9-2)插入盖板的排出管接口(9-1)，并将其剪短到需要的长度。
- 2 将排出管(9-4)插入检测器室的排出管接口(9-3)，并将其剪短到所需的长度。
- 3 将从盖板中导出的排出管(9-2)和从检测器室中导出的排出管(9-4)用 Y 形接头(9-5)连接到一起。
- 4 将排出管(9-6)连接到 Y 形接头(9-5)上，将其剪短到需要的长度并将另一端插入底盘的排出管接头(9-9)中。
- 5 将排出管(9-7)插入底盘的排出管接口(9-8)，并将另一端导入废液瓶内。

3.7 毛细管和电缆的引线套管

为引导毛细管和电缆安装了多个出口。这些出口位于门（参见图示 10，页码 28）上、后背面板上（参见图标 7，第 22 页）或者位于盖板下部或底盘上方（参见图标 11，第 29 页）。

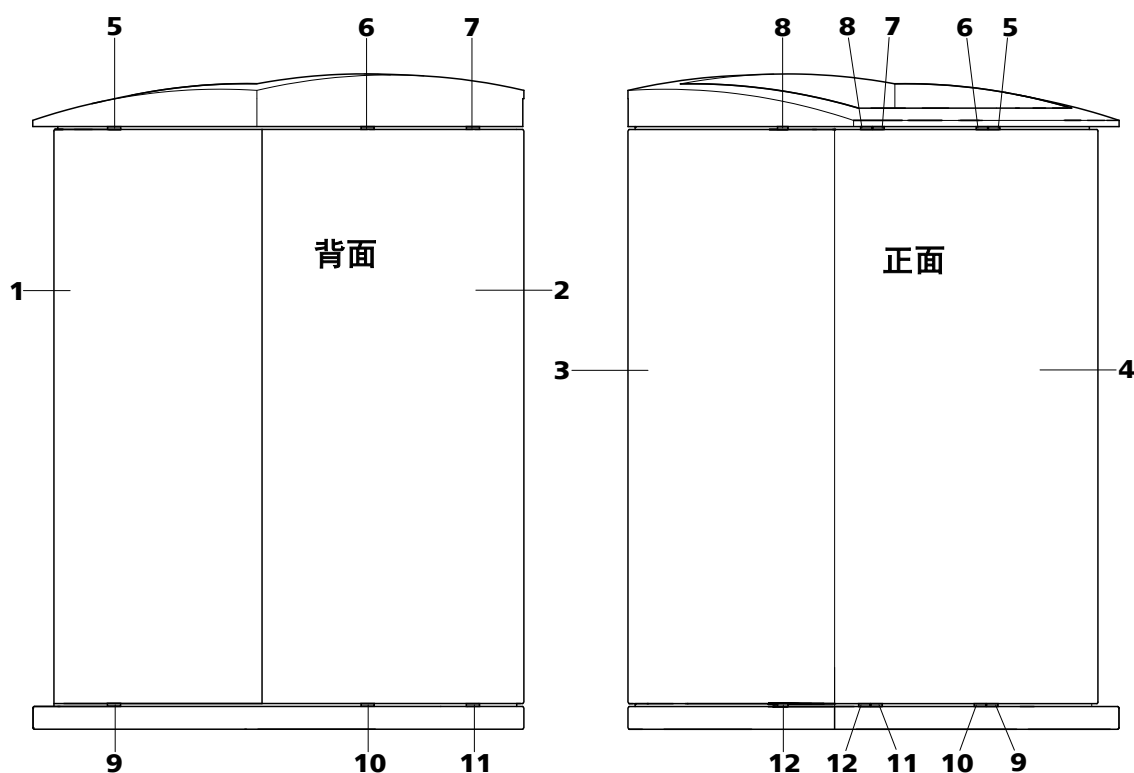

图标 11 底部/盖板的毛细管引线套管

1 侧板（右）
右侧板。

3 侧板（左）
左侧板。

5 毛细管引线套管
上面。从前向右。

7 毛细管引线套管
上面。从前向后。

9 毛细管引线套管
下面。从前向右。

11 毛细管引线套管
下面。从前向后。

2 设备背面


4 设备正面

6 毛细管引线套管
上面。从前向后。

8 毛细管引线套管
上面。从前向左。

10 毛细管引线套管
下面。从前向后。


12 毛细管引线套管
下面。从前向左。

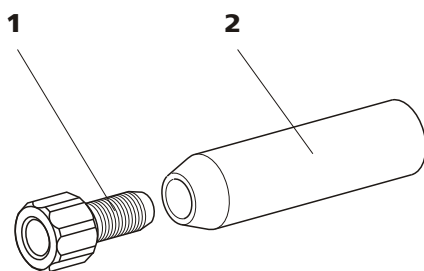

图标 13 安装吸液过滤头

1 过滤器固定器

属于附件套件 6.2744.210。

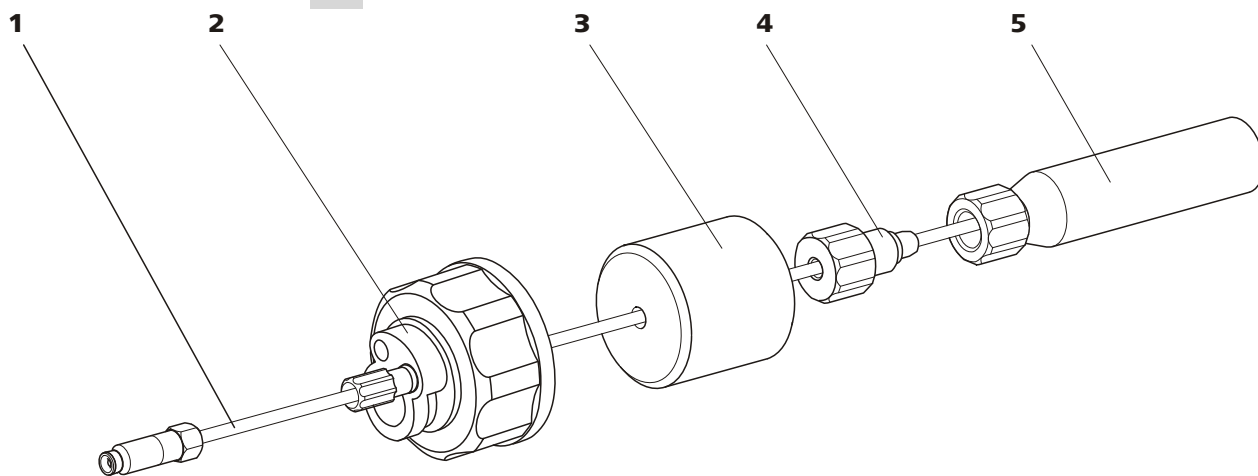2 吸液过滤头 6.2821.090**4 安装加重管和吸液过滤头**

图标 14 安装加重管和吸液过滤头

1 淋洗液吸液管 6.1834.080**2 淋洗液瓶盖 6.1602.160****3 加重管**

属于附件套件 6.2744.210。


4 紧固螺栓

属于附件套件 6.2744.210。

5 吸液过滤头 6.2821.090

带过滤器固定器（属于附件套件 6.2744.210）。

- 将加重管(14-3)推到淋洗液吸液管(14-1)上。
- 将紧固螺栓(14-4)推到淋洗液吸液管(14-1)上。
- 将淋洗液吸液管(14-1)插入吸液过滤头(14-5)中。软管的末端应大约伸至吸液过滤头的中部。
- 用紧固螺栓(14-4)拧紧过滤器固定架(13-1)。

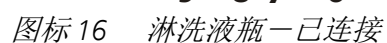850 Professional IC

2. ■ 将连接软管(17-6)（带有较长的紧固螺栓(17-4)的一端）插入淋洗液脱气装置出口(17-2)中。
- 小心拧紧紧固螺栓(17-4)。
- 将连接软管(17-6)的另一端（带有较短的紧固螺栓）连接到高压泵(18-9)（参见“连接到高压泵的入口”，页码 37）上。

3.10 高压泵

智能化且少脉冲震荡的高压泵将淋洗液泵送到系统。该高压泵装备有一个芯片，此芯片上储存有工艺规格和“历史记录”（工作小时、维护服务数据等等）。

排气阀用于高压泵的排气（参见章节 3.10.2，页码 38）。

3.10.1 高压泵/排气阀的毛细管连接



提示


新仪器供货时，高压泵和排气阀的所有毛细管连接均已安装好。



提示

淋洗液吸取管在供货时就已安装好。在首次投入使用时**无需**执行下列安装说明。

连接到高压泵的入口

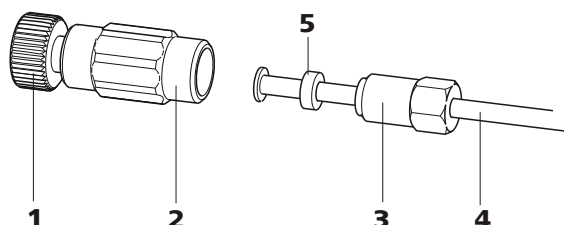

图标 19 高压泵—连接入口

1 压力螺丝

用来将两通(19-2)连接在泵头输入毛细管(18-7)上。

可在编号 (6.2744.230) 下与两通一起订货。

2 两通 (6.2744.230)

用来将淋洗液连接毛细管(19-4)连接到高压泵入口上。

3 紧固螺栓**4 淋洗液吸取管**

淋洗液吸取管 (6.1834.080) 或 (6.1834.090)。

5 支撑环**1 连接两通**

将两通(19-2)用一个压力螺丝(19-1)固定在泵头输入毛细管(18-7)上。

2 连接淋洗液吸取管

注意

须小心拧紧紧固螺钉。拧紧两通(19-2)时须使用扳手 (6.2739.000)，而紧固螺钉(19-3)则须使用叉形扳手 (6.2621.050) 拧紧。

- 将淋洗液吸管(19-4)插入两通(19-2)。
- 拧紧紧固螺栓(19-3)。



3.10.2 高压泵排气

只有在泵头中不再有气泡时，高压泵才能运行通畅。因此，您必须在首次投入运行时、以及每次更换淋洗液后排气。


注意

在首次投入运行（参见章节4.1，页码66）前，**不允许**为高压泵排气。

高压泵的排气可按以下步骤进行（参见图示20，页码38）：

给高压泵排气

为对高压泵进行排气，必须将仪器连接到 PC 上并启动。

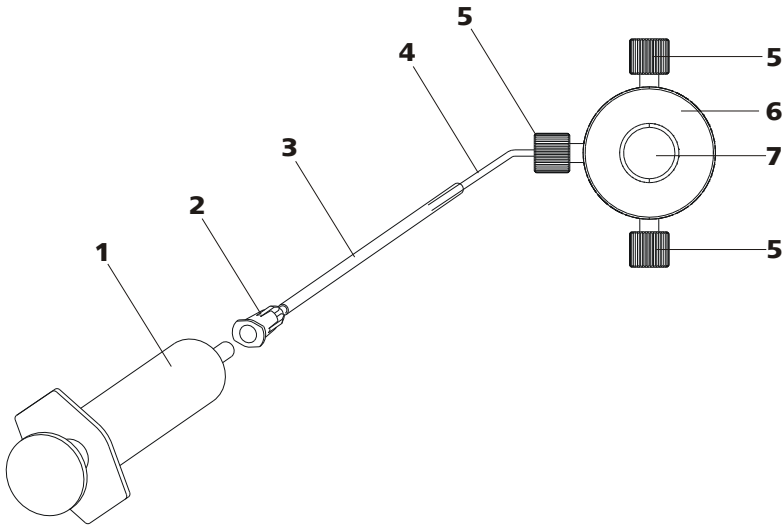

图标 20 给高压泵排气

1 注射器 10 mL (6.2816.020) 用于抽吸淋洗液。	2 Luer 式接头 排气插管 (6.2816.040) 部件
3 排气插管 (6.2816.040)	4 排气毛细管
5 PEEK（聚醚醚酮）短压力螺丝 (6.2744.070)	6 排气阀
7 排气阀旋转头	

- 1 连接排气插管
- 将排气插管(20-3)的末端穿过排气毛细管(20-4)的末端，然后推到排气阀上。

2 连接注射器

- 将注射器(20-1)插入排气插管的 Luer 式接头(20-2) (参见图示 20, 页码 38)。

3 打开排气阀

- 打开旋转头(20-7)时, 须按逆时针方向转动约 $\frac{1}{2}$ 。

4 设定流速

- 启动 MagIC Net™ (若尚未启动)。
- 请确保, 淋洗液吸液管浸入淋洗液足够深。
- 使高压泵开始运行。

5 抽吸淋洗液

- 用注射器(20-1)吸取, 直至洗脱液无气泡流入注射器内。

6 关闭排气

- 关闭高压泵。
- 关闭旋转头(20-7)。
- 将注射器(20-1)从 Luer 式接口(20-2)取下。
- 从排气毛细管(20-3)上拔下排气插管(20-4)。

3.11 在线过滤器

为防止颗粒, 在排气阀和脉冲阻尼器之间安装了一个在线过滤器 (6.2821.120)。

在线过滤器可保护分离柱不受淋洗液中可能有的污物所污染。在线过滤器也可以用来保护抑制器不受再生溶液或冲洗液的污染。能快速简单的更换孔径大小为 2 μm 的滤板。该滤板可从溶液中清除颗粒, 例如细菌和藻类。

**提示**

新仪器供货时已安装了在线过滤器。在首次投入使用时**无需**执行下列安装说明。




安装在线过滤器



注意

安装在线过滤器时，请注意过滤器外壳上印着的流动方向。

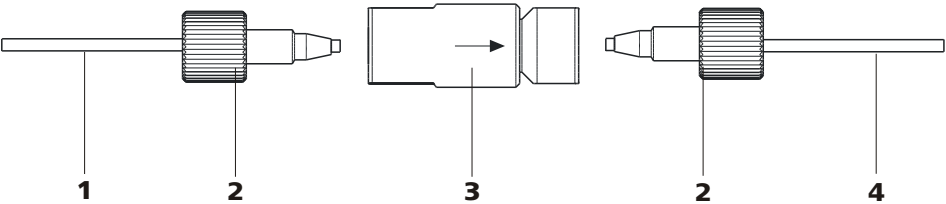

图标 21 连接在线过滤器

1 连接毛细管 连接排气阀和在线过滤器	2 PEEK（聚醚醚酮）短压力螺丝 （6.2744.070）
3 在线过滤器（6.2821.120） 保护免受颗粒物侵害。	4 连接毛细管 连接在线过滤器和脉冲阻尼器。

- 1 将来自排气阀的连接毛细管用一个压力螺丝（6.2744.070）拧在在线过滤器的入口侧。
- 2 导向脉冲阻尼器的连接毛细管可用一个压力螺丝（6.2744.070）拧在在线过滤器的出口侧。

3.12 脉冲阻尼器



提示

新仪器供货时已安装了脉冲阻尼器。




注意

脉冲阻尼器无需进行维护，且不允许被打开。

脉冲阻尼器可保护分离柱不受到因压力浮动（例如在切换进样阀时）而造成的伤害，并能在高敏度测量时降低脉冲影响。为保证其功能性，必须将其连接在高压泵（参见章节 3.10，页码 35）和进样阀（参见章节 3.14，页码 43）之间。

脉冲阻尼器可在两个方向上运行。

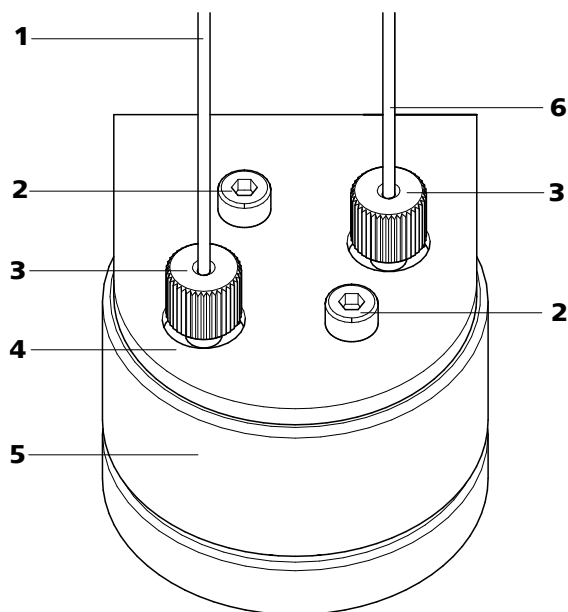

图标 22 脉冲阻尼器 - 接口

1 连接毛细管
连接到在线过滤器。

3 PEEK（聚醚醚酮）短压力螺丝
(6.2744.070)

5 脉冲阻尼器 (6.2620.150)

2 紧固螺栓

4 脉冲阻尼器支架

6 连接毛细管
连接到进样阀。

3.13 样品脱气装置


样品脱气装置可从样品中清除气泡和溶解的气体。为此，样品经过一条特殊的含氟聚合物毛细管流入真空室内。

样品中的气泡会造成重现性差的结果，因为样品环中的样品量不再相同。因此必须在进样前进行（含气）样品脱气。为此，在进样前将样品吸入一个脱气室内，在那里可自动除掉所有的气泡。



提示

使用样品脱气装置时，冲洗时间将延长至少 2 分钟。

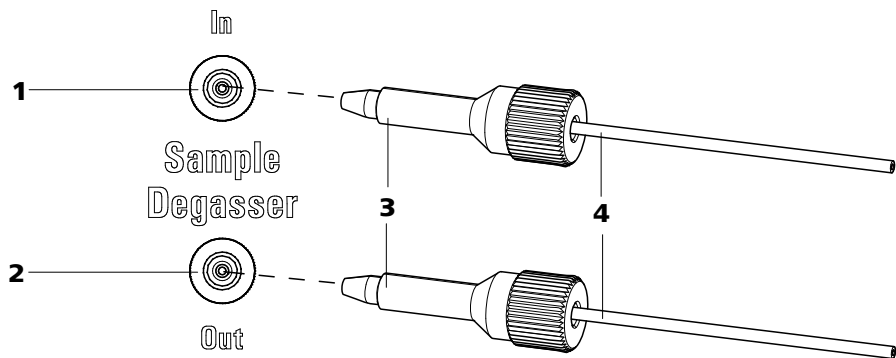

图标 23 样品脱气装置

1	样品脱气装置入口	2	样品脱气装置出口
3	PEEK（聚醚醚酮）长压力螺丝（6.2744.090）	4	连接毛细管（6.1803.040）

连接样品脱气装置

- 1 从样品脱气装置的入口和出口处取出螺纹堵头（6.2744.220）并保管好。
- 2 将末端连接在进样阀上的样品吸液管（6.1803.040）用一个长 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝(23-3)连接在样品脱气装置(23-2)的出口上。
- 3 将连接毛细管（6.1803.040）用一个长 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝(23-3)连接在样品脱气装置(23-1)的入口上。
- 4 用一个毛细管引线套管将连接毛细管的另一端从仪器中导出，必要时将其连接在 Sample Processor 上。



注意

若不使用样品脱气装置，则**必须**用螺纹堵头（6.2744.220）密封入口和出口。

3.14 进样阀

进样阀连接洗脱线路和样品流路。通过快速准确的阀门切换，会注入一个样品溶液量（该溶液量通过样品环的大小精确定义），并随着淋洗液将其冲到分离柱上。


3.14.1 进样阀的接口

进样阀有六个接口：两个用于样品流路（接口 1 和 2），两个用于洗脱线路（接口 4 和 5），两个用于样品环（接口 3 和 6）。



提示

在新仪器供货时，已安装了洗脱线路、样品流路和样品环的毛细管。

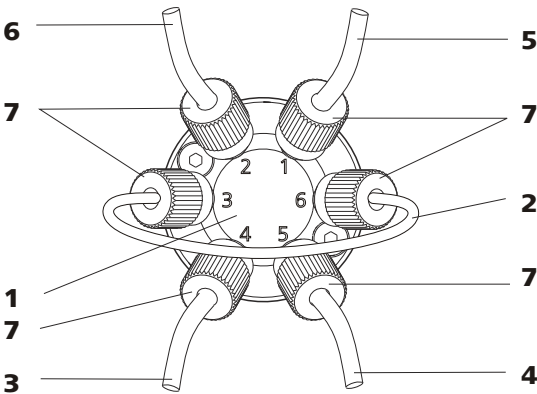

图标 24 进样阀—已连接

1 进样阀	2 样品环 连接在接口 3 和 6 上。
3 连接毛细管 连接在接口 4 上。将淋洗液输送到进样阀。	4 连接毛细管（柱输入毛细管） 连接在接口 5 上。将淋洗液输送到分离柱。
5 连接毛细管 连接在接口 1 上。将样品输送到进样阀。	6 连接毛细管 连接在接口 2 上。将样品输送到废液瓶。
7 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝 6.2744.010	

更换样品环

可按需要更换样品环。关于选择合适的样品环的其它信息，请参见章节 3.14.3，第 45 页。



提示

将毛细管和样品环连接在进样阀上时，只能使用 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝 6.2744.010。

1 取下现有的样品环


- 松开接口 3 和 接口 6 上的压力螺丝 6.2744.010。
- 取下样品环。

2 安装新的样品环

- 将样品环(24-2)的一端用一个 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝 6.2744.010(24-7)固定在接口 3 上。
- 将样品环(24-2)的另一端用另一个 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝 6.2744.010(24-7)固定在接口 6 上。

3.14.2 进样阀的工作方式

进样阀（参见图示 25，页码 44）可进入两个阀门位置—**充满**和**进样**。通过两个阀门位置之间的切换便能确定，样品流路或洗脱路线是否由样品环进行引导。下列图示显示两个阀门位置的流动路线示意图。

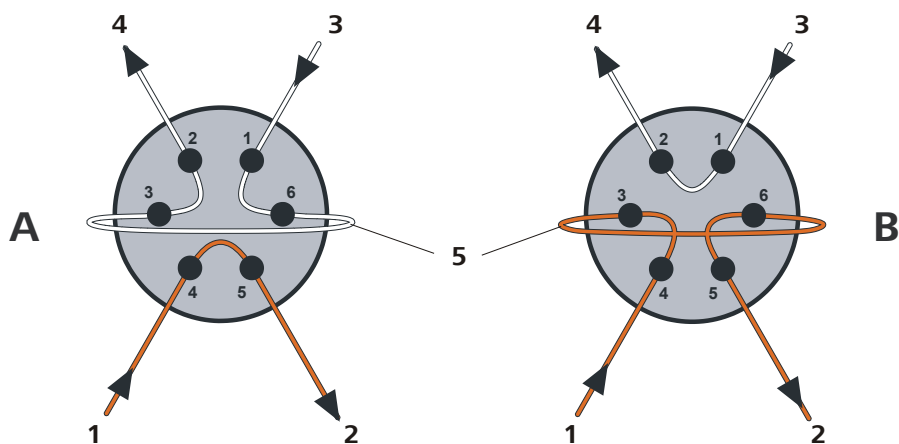


图标 25 进样阀—位置

A 充满位置

- 1** 淋洗液入口
来自高压泵的毛细管。
- 3** 样品入口
样品吸液管
- 5** 样品环

B 进样位置

- 2** 淋洗液出口
导向柱的毛细管。
- 4** 样品出口
导向废液瓶的毛细管。

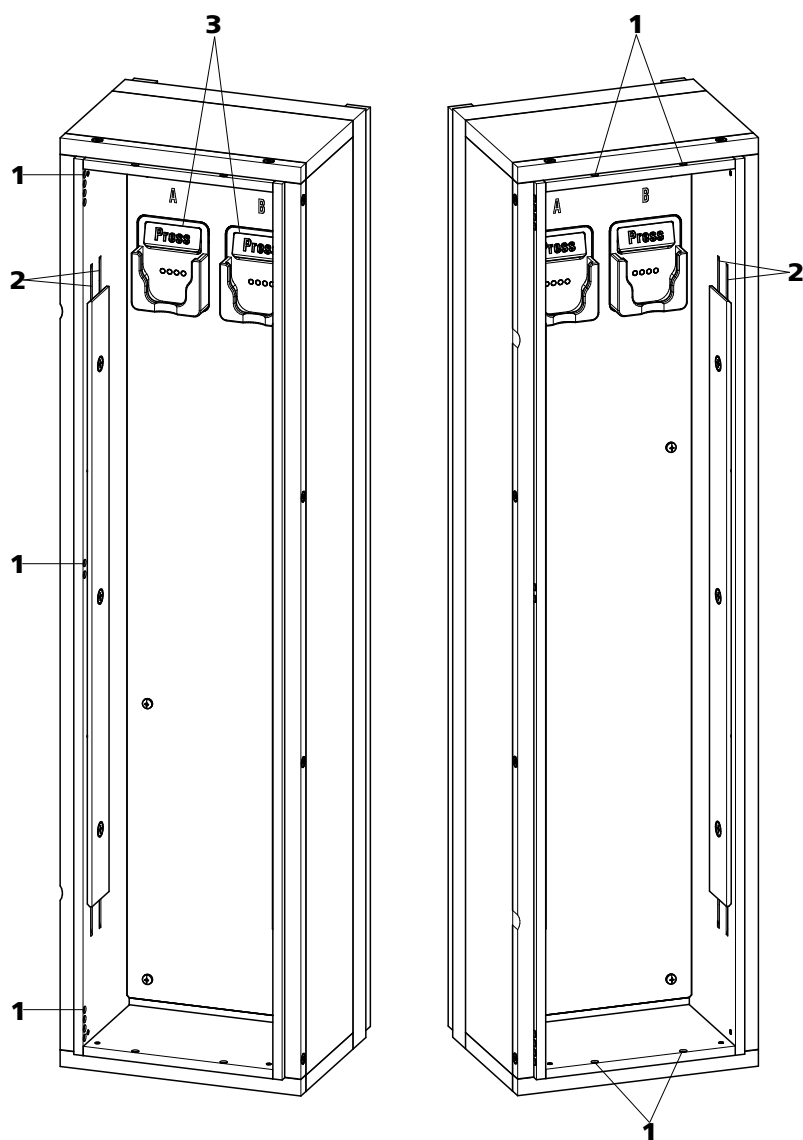

图标 26 柱温箱

1 毛细管引线套管
用于毛细管的导入和导出。

3 柱夹
用于固定柱。
带柱识别功能。

2 毛细管套管
用于调节淋洗液温度。
毛细管预热装置已预安装好。

在柱温箱内有两个装备有芯片识别的柱夹(26-3)。分离柱必须与芯片一起扣入柱夹。



提示

新仪器供货时，柱输入毛细管已穿入柱温箱的毛细管管套中。在首次安装时**无需**进行下列安装步骤。

穿入毛细管

- 1 用一个合适的毛细管引线套管(26-1)将柱输入毛细管导入柱温箱内。
- 2 将柱输入毛细管从下方推入两个毛细管套管中外面的那个毛细管套管(26-2)。将其从下方穿过支撑板，直到从上方穿出为止。
- 3 小心地将柱输入毛细管向下弯折，并从上往下推过里面的那个毛细管套管，直至从支撑板下方的边缘穿出。


4



提示

各个柱（保护柱和分离柱）只准在首次运行后（参见章节 4.1，页码 66）方可安装。

- **首次投入运行前：**
将两通 6.2744.040 用一个压力螺丝 6.2744.010 固定在柱输入毛细管的末端。
- **首次投入运行后：**
将保护柱（如果使用）或分离柱用一个压力螺丝 6.2744.010 固定在柱输入毛细管末端。

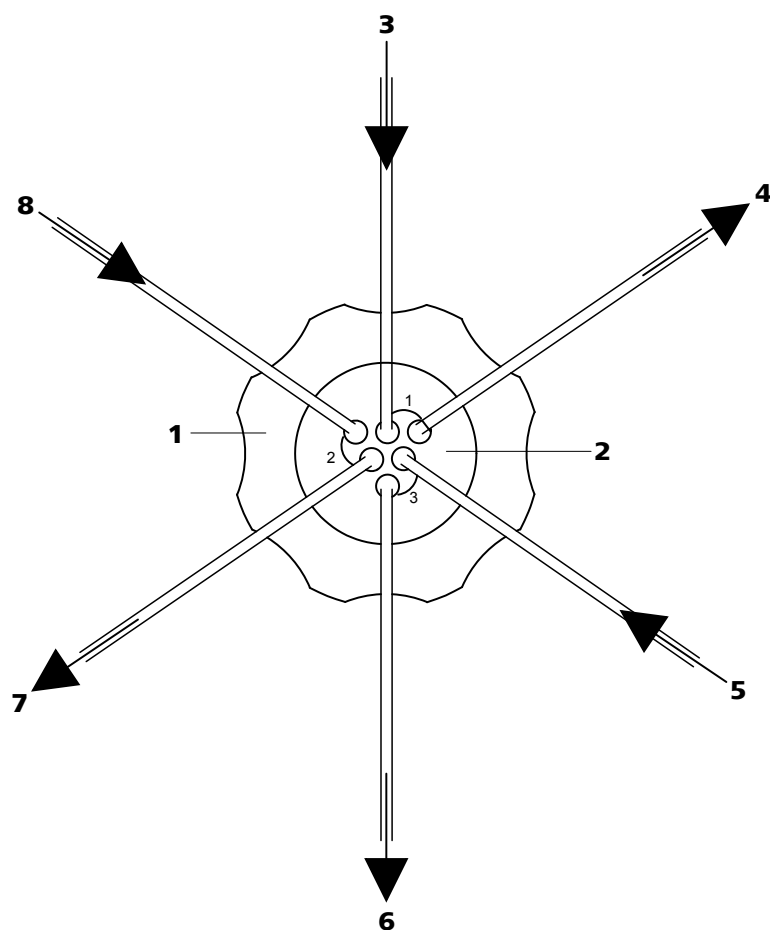

图标 27 MSM-HC - 接口

1 盖螺母	2 MSM-HC 连接件 6.2835.010
3 淋洗液输入毛细管 标注有 <i>in</i> 。	4 淋洗液输出毛细管 标注有 <i>out</i> 。
5 冲洗液输入毛细管 标注有 <i>rinsing solution</i> (冲洗液)。	6 冲洗液输出毛细管 标注有 <i>waste rins.</i> (冲洗液废液)。
7 再生溶液输出毛细管 标注有 <i>waste reg.</i> (再生溶液废液)。	8 再生溶液输入毛细管 标注有 <i>regenerant</i> (再生液)。

固定安装在 MSM-HC 上的 PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管将通过以下方式与离子色谱分析系统的其它部件连接在一起:



注意

由于 PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管非常柔软, 因此不能将压力螺丝过于拧紧。


挤压变形的毛细管可使用毛细管切管器将其切短。

3.17 蠕动泵

3.17.1 蠕动泵工作原理

蠕动泵用来输送样品和辅助溶液。它可向两个方向转动。

蠕动泵根据挤压原则输送液体。泵管被夹紧在滚轮(28-3)和管夹(28-5)之间。在运行过程中,蠕动泵驱动装置转动轮毂(28-2),这样滚轮(28-3)就可将泵管中的液体向前推进。

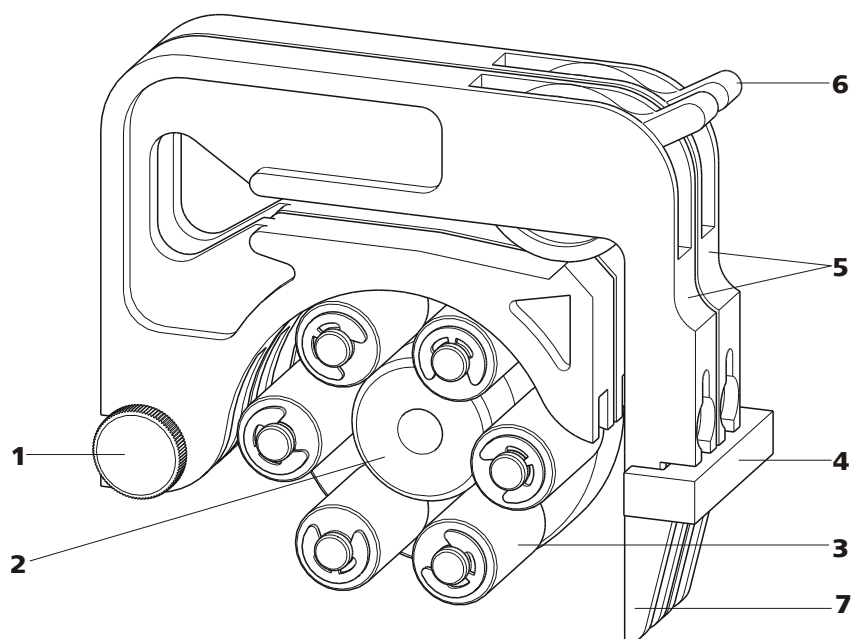

图标 28 蠕动泵

1 固定栓里的凸边螺丝

3 滚轮

5 管夹 6.2755.000

7 拨动杆


2 轮毂

4 卷线器固定架

6 压力控制杆



3.17.2 安装蠕动泵

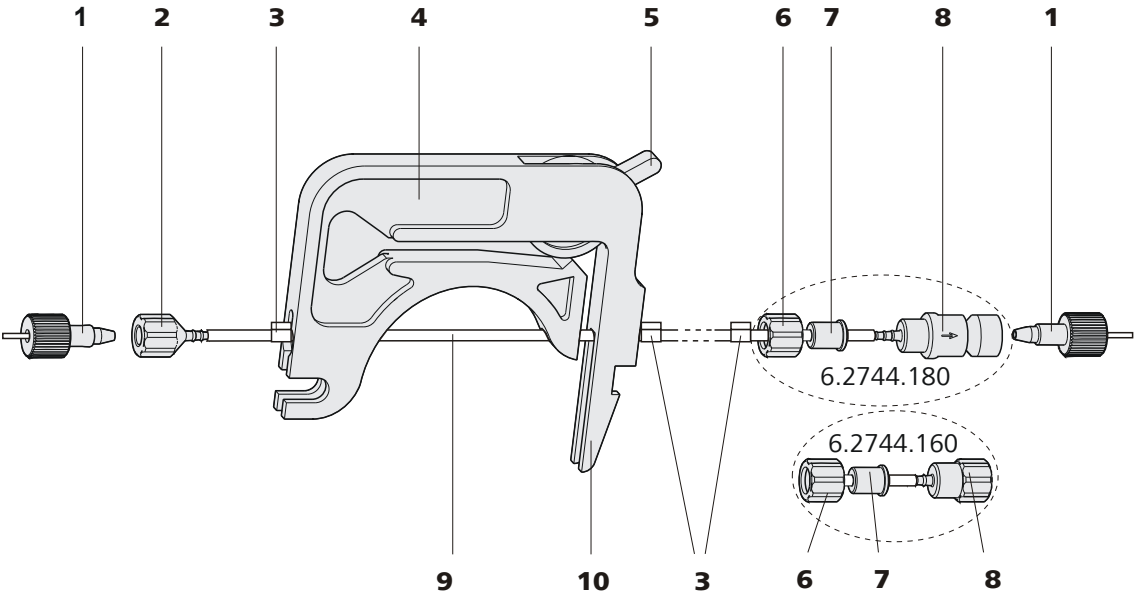

图标 29 安装泵管

1	PEEK（聚醚醚酮）短压力螺丝（6.2744.070）	2	管接头（6.2744.034）
3	堵头 止动器的颜色显示泵管内直径。	4	管夹（6.2755.000）
5	压力控制杆	6	盖螺母
7	适配器	8	管接头 带过滤器固定器（6.2744.180）或无过滤器固定器（6.2744.160）。
9	泵管（6.1826.xx0）	10	拨动杆

请您按如下方式安装泵管：

- 1 取下软管卷线器
- 通过按下拨动杆将管夹从卷线器固定架上松开，并将其从固定栓 (28-1) 上卸下。
- 2 连接吸取端
- 在泵管吸取端插入管接头 6.2744.034(29-2)。

3 连接输送端




提示

根据蠕动泵的应用情况，您可以在输送端选择连接：

- **情况 A：带过滤器** 6.2744.180 （参见图示 30，页码 53）的泵管接口或
- **情况 B：不带过滤器** 6.2744.160 （参见图示 31，页码 53）的泵管接口。

为将辅助溶液输送到 MSM 或 SPM，**必须使用带过滤器** 6.2744.180 的泵管接口。

情况 A：泵管接口带过滤器 6.2744.180：

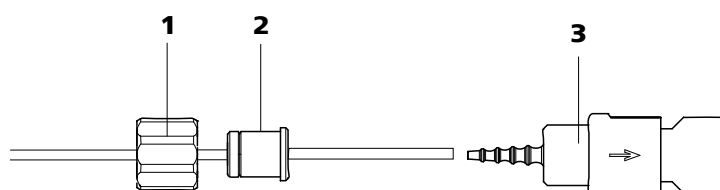

图标 30 安装带过滤器的泵管接口

1 盖螺母


2 适配器

3 管接头，带过滤器固定架

- 将盖螺母推到(30-**1**)泵管上。
- 选择合适的适配器(30-**2**)并将其推到泵管上。适配器的类型由泵管（参见表格 1，页码 54）决定。
- 将带有过滤器固定器(30-**3**)的管接头插入泵管。
- 将盖螺母(30-**1**)（在管接头(30-**3**)上）拧紧。

或者

情况 B：不带过滤器 6.2744.160 的泵管：

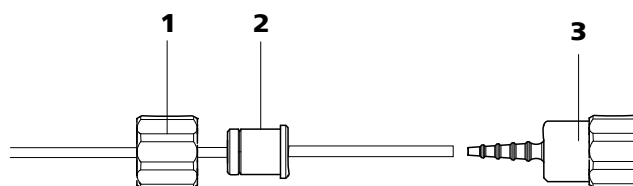

图标 31 安装不带过滤器的泵管接口

1 盖螺母

2 适配器

3 管接头

- 将盖螺母推到(31-**1**)泵管上。



- 选择合适的适配器(31-2)并将其推到泵管上。适配器的类型由泵管（参见表格 1，页码 54）决定
- 将管接头(31-3)插入泵管。
- 将盖螺母(31-1)（在管接头(31-3)上）拧紧。

4 放入泵管

- 将压紧杆向下压到底。
- 将泵管置入软管卷线器。同时，止动器(29-3)必须卡入软管卷线器相应的固定架内。

5 装入软管卷线器

- 将管夹挂入固定栓，并压入管夹固定架，直至拨动杆卡入。

6 连接毛细管

- 用 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝(29-1)将相应的毛细管拧紧在管接头上。

表格 1 泵管及合适的适配器

泵管	适配器
6.1826.020（蓝色/蓝色）	
6.1826.310（橘黄色/绿色）	
6.1826.320（橘黄色/黄色）	
6.1826.330（橘黄色/白色）	
6.1826.340（黑色/黑色）	
6.1826.360（白色/白色）	
6.1826.380（灰色/灰色）	
6.1826.390（黄色/黄色）	

设定流速

为调节流速，必须设定管夹的压紧力。请您按如下方式进行：

设定压紧力

1.
 - 完全松开压力控制杆(29-5)，就是说将其完全按下。
 - 开启蠕动泵驱动装置。
 - 逐级抬起压力控制杆，直至液体流动。
 - 液体流动时，将压力控制杆继续抬高 2 个等级。

此时压紧力的设定已达到最佳。

除正确的压紧力外，输送量还取决于泵管内径及驱动装置旋转速度。



提示

泵管是消耗材料。泵管的使用寿命首先取决于压紧力。

3.18 Metrohm CO₂ Suppressor (MCS)

3.18.1 关于 MCS 的一般

Metrohm CO₂ Suppressor (MCS) 仅能与电导检测一起使用。


MCS 可从淋洗液中除去 CO₂。由此背景传导率得以降低，指示灵敏度得以改善且进样峰和碳酸盐峰值降至最小。

CO₂ 可通过样品本身进入淋洗液中或通过抑制器中的抑制反应而生成。将 MCS 连接在 MSM 和检测器之间，便可有效地使 CO₂ 峰值最小化。

MCS 的工作原理基于含氟聚合物薄膜的气体渗透性。淋洗液将通过一条带含氟聚合物薄膜的毛细管被引导至排气室内。排气室内的真空泵制造出真空环境并同时吸入不含 CO₂ 的空气 — 环境空气将通过一个 CO₂ 涡形吸收器(33-4)被吸入，该吸收器可过滤 CO₂。这样形成的排气室与毛细管内部的压力和浓度差便会促使 CO₂ 从淋洗液流中渗出。

3.18.2 连接 MCS

MCS 将连接在 MSM [\[Link target not found in publication context!\]](#)和检测器之间。

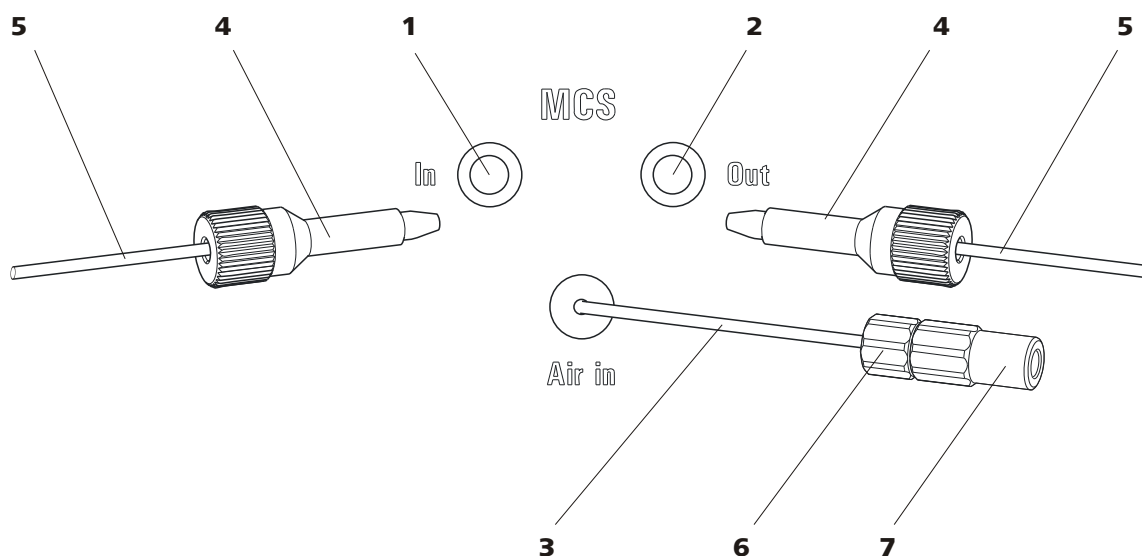

图标 32 MCS - 接口

1 MCS 入口
连接到 MSM。

3 吸液管
用于吸取贫 CO₂ 的空气（通过 CO₂ 涡形吸收器(33-4)）。

5 连接毛细管

7 Luer 两通 (6.2744.120)
用压力螺丝 (6.2744.070) 安装在吸液管上。

2 MCS 出口
连接到检测器。

4 PEEK (聚醚醚酮) 长压力螺丝 (6.2744.090)

6 短压力螺丝 (6.2744.070)
安装在吸气管上。

连接 MCS

1 连接到 MSM

将淋洗液输出毛细管（标记了 **out**）用一根长 PEEK 压力螺丝 (6.2744.090) (32-4) 连接到 MCS 入口(32-1)处。

2 连接到检测器

将检测器输入毛细管(34-3)用一个长 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝 (6.2744.090) (32-4) 连接到 MCS 出口(32-2)处。



注意

如果不使用 MCS，则必须将入口和出口用塞子 (6.2744.220) 密封起来。

3.18.3 安装涡形吸收器

为能够有效地脱去 CO_2 ，应使经过排气室的气体的 CO_2 含量尽可能低。为达到这个目的，可通过 CO_2 涡形吸收器（6.2837.000）(33-4)来吸取气体。

潮湿会造成 CO_2 涡形吸收器堵塞。为避免出现这一状况，应先接通一个 H_2O 涡形吸收器（6.2837.010）(33-7)。


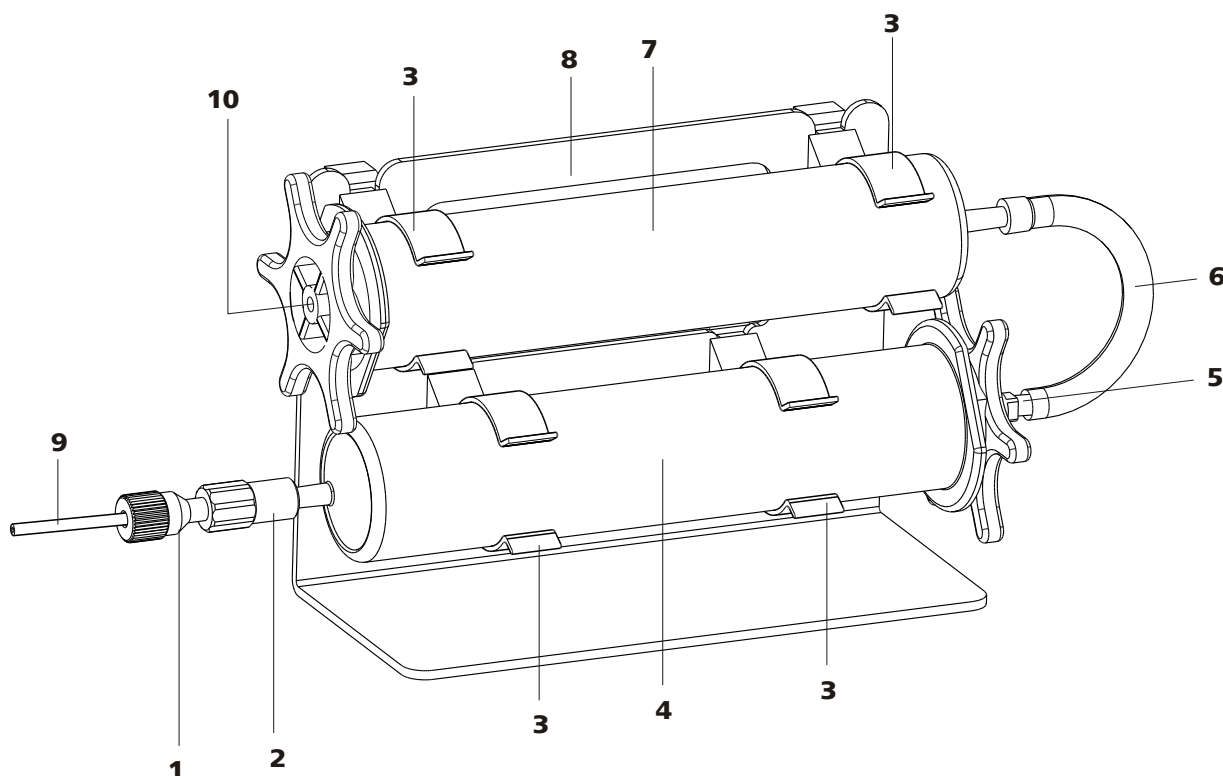


图33 涡形吸收器支架

- | | |
|--|--|
| 1 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝 (6.2744.070)
预装在 MCS 吸液管上。 | 2 Luer 式耦合器 (6.2744.120)
预装在 MCS 吸液管上。 |
| 3 夹子
用于固定涡形吸收器。 | 4 CO_2 涡形吸收器 (6.2837.000)
用于去除吸入空气里的 CO_2 。
3 层填充，橙色-棕色-灰色。 |
| 5 适配器 (6.1808.190)
用于连接 H_2O 涡形吸收器和 CO_2 涡形吸收器。 | 6 PVC 管
用于连接 H_2O 涡形吸收器和 CO_2 涡形吸收器。 |
| 7 H_2O 涡形吸收器 (6.2837.010)
用于去除吸入空气里的 H_2O 。
填充了干燥剂。 | 8 涡形吸收器支架 (6.2057.080) |
| 9 MCS 吸液管
连接到 MCS。相当于 (32-3)。 | 10 进气
用于吸取环境空气。必须取下塞子。 |

3.19 电导检测器

电导检测器不断测量被传送液体的电导率，并将该信号以数字形式发出（DSP—Digital Signal Processing，数字信号处理）。电导检测器具有极好的温度稳定性，这样便可保证测量条件的重现性。

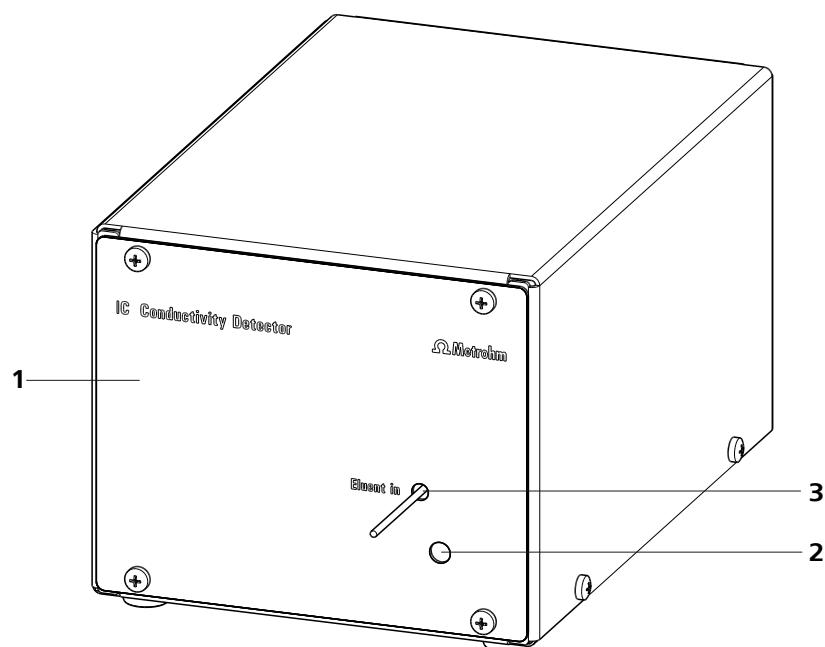


图标 34 电导检测器正面

1 IC（离子色谱）检测器 1.850.9010

2 用于温度感应器的出口

3 检测器输入毛细管
固定安装。

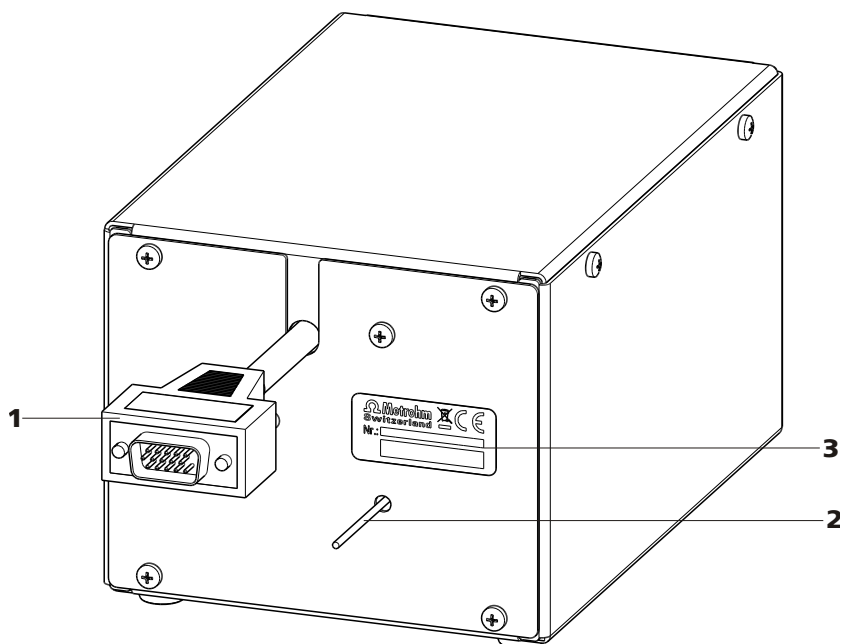

图标 35 电导检测器背面

1 检测器电缆
带装好的插头。

2 检测器输出端毛细管
固定安装。

3 铭牌
附序列号




提示

为避免分离后出现不必要的峰值面扩展，应使分离柱出口与检测器入口之间的连接尽可能地短。

将检测器输入端毛细管连接在 MCS 上

- 1** ■ 将检测器输入毛细管(36-**1**)用一个长止动螺栓 2.2744.090(36-**2**) 固定在 MCS(36-**3**) 的出口上。

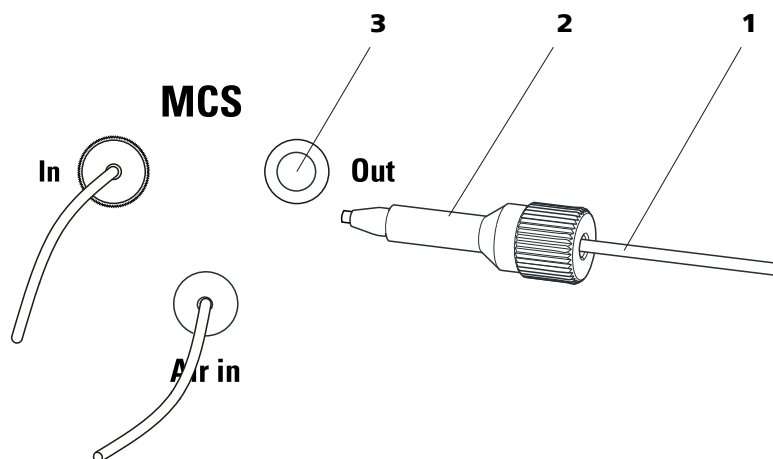

图标 36 检测器和 MCS 的连接

1 检测器输出端毛细管

2 长压力螺丝 6.2744.090

3 MCS 出口

3.20 连接仪器

3.20.1 将设备连接到 PC 上



提示

连接 PC 时必须关断仪器。

1 连接 USB 电缆

仪器的 PC 接线盒(2-**18**)可通过 USB 线缆 (6.2151.020) 与计算机的一个 USB 接口连接。

3.20.2 将仪器连接到供电系统上



警告

电源不可浸湿。请保证电源不要接触到液体。

电源电缆

哪种电源电缆属于供货范围与所在地点有关：

- 6.2122.020 带插头 SEV 12 (瑞士, ...)
- 6.2122.040 带插头 CEE (7), VII (德国, ...)
- 6.2122.070 带插头 NEMA 5-15 (美国, ...)

有三条芯线和一个带地线的插头。如果要安装一个另外的插头, 则必须将黄/绿导线 (IEC 标准) 和保护接地导线连接起来 (保护级别 I)。

1 连接电源电缆

- 将电源电缆插入电源接线盒(2-4)。
- 将电源电缆连接到供电系统。

2 接通仪器

通过主机开关电源(2-3)接通仪器。

开通后，当系统执行测试并建立与软件的连接时，设备前面的 LED 指示灯闪烁。若系统测试结束并建立与软件的连接，这时候 LED 灯持续长明。

3.21 保护柱

使用保护柱可保护分离柱，并可明显提高其使用寿命。可从万通购买到的保护柱，是指保护柱自身或所谓的保护柱套管；后一种保护柱带有保护柱套，两者一起配合使用。将保护柱套管安装在相应保护柱套里的安装过程，在保护柱的备注页里有说明。



提示

哪种分离柱对您的应用更为合适，请您从**万通离子色谱-柱系列**一书（可通过万通代理商获得）中或从您的分离柱随运资料说明书中获知，也可此从 <http://www.metrohm.com>（生产领域离子色谱）内寻找有关分离柱的产品信息，或直接向您的代理商寻求建议。



注意

新的保护柱内已充满溶液，其两端均用塞子或盖子密封。在使用保护柱前请确认，该溶液与所使用的淋洗液可以互溶（请注意制造商的说明）。



提示

仪器经过**首次运行**（参见章节4.1，页码66）后，才能安装保护柱。在此之前，请用两通（6.2744.040）代替保护柱和分离柱。



提示

万通建议在工作时应始终使用保护柱。它可保护分离柱，必要时应定期更换。

连接保护柱并冲洗

1 连接保护柱



注意

使用保护柱时请注意，按规定的流动方向（如果进行了规定）正确安装使用。

- 取下保护柱上的密封盖或塞子。
- 用一个短 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝（6.2744.070）将保护柱的入口固定在柱输入毛细管上。
- 如果保护柱已用随运的连接毛细管连接在分离柱上：用一同随运的 PEEK 压力螺丝将该连接毛细管固定在保护柱出口处。

2 冲洗保护柱

- 将大口杯放在保护柱出口下。
- 根据柱说明书上的说明设定高压泵流速。
- 启动高压泵并用淋洗液冲洗保护柱约 5 分钟。
- 重新关闭高压泵。

3.22 分离柱

智能型分离柱（iColumn）是离子色谱图像分析的核心。它借助柱按照不同成分的交换作用将他们分离。万通分离柱装备有一个芯片，上面储存有其技术规格和历史记录（投入运行、工作小时、注射，等等）。



提示

哪种分离柱对您的应用更为合适，请您从**万通离子色谱-柱系列**一书（可通过万通代理商获得）中或在 <http://www.metrohm.com> 生产领域离子色谱内获取有关分离柱的产品信息，或直接向您身边的代理商寻求建议。



注意

新分离柱内已充满溶液，其两端均用塞子密封。在使用柱前请确认，该溶液与所使用的淋洗液可以互溶（注意制造商的说明）。

目前由万通提供的分离柱和保护柱，您均可在万通离子色谱分析-柱系列或在网址 <http://www.metrohm.com> 的生产领域离子色谱内找到相



提示

iColumns 装备有一个可储存运行数据的芯片。为使柱识别功能正常工作，必须将芯片插入为其预备的芯片支架内。

5 设置蠕动泵的压紧力



提示

仅在使用蠕动泵的情况下，才需执行该工作步骤。

- 在蠕动泵上（如果有或需要使用时）设置压紧力（参见“设定流速”，页码 54）。

6 在无柱情况下冲洗仪器

- 用淋洗液冲洗仪器（未连接柱）5 分钟。

现在，仪器已准备好连接柱（参见章节 3.21，页码 62）。

4.2 平衡

在安装完成以及接通仪器后，都必须用淋洗液平衡系统，直至到达一稳定的基线。



提示

更换淋洗液后（参见章节 5.4.2.3，页码 71），平衡时间会明显延长。

预滴定系统

1 准备软件



注意

请您注意，设定的流速不得高于相应柱的允许流速值（见柱的说明书及芯片数据组）。

- 启动 PC 程序 **MagIC Net™**。
- 在 MagIC Net™ 中打开**平衡**选项卡。
- 选出（或建立）一种合适的方法。

2 准备仪器

- 须确定，已按照粘贴标签上标明的流向正确装入各种柱（箭头必须指向流动方向）。

5 运行和保养

5.1 一般提示

5.1.1 护理



警告

不允许由未经过培训的人员打开设备外壳。

本设备需要适度进行护理。设备过脏会引发功能故障，并缩短机械部件及电子部件的使用寿命。



注意

虽然设计方面已采取措施避免出现这些现象，但当有侵蚀性介质进入设备内部时，必须马上拔掉电源线，以免设备电子部件受到严重损坏。如果仪器受到严重损害请务必通知万通 服务人员。

为防止液体泄漏造成的损失，必须在仪器背面安装排出管、插入并激活漏液传感器。

不慎泼出的化学制剂和溶剂应立即收起。最重要的是保护插头连接（特别是电源插头）不被波及。

5.1.2 由万通服务人员进行维护

仪器的维护工作最好是在每年的维护服务中由万通公司的专业人员进行。如果经常使用腐蚀性和锈蚀性的化学物品，建议缩短保养周期。万通服务部门可随时为您提供有关万通仪器维护和保养的专业咨询。

5.1.3 运行



注意

为避免温度造成影响，必须将整套系统包括洗脱液瓶保护好，不受阳光直射。

5.4 淋洗液

5.4.1 制备

用于制备淋洗液的化学品至少应具有纯度等级“p.a.”（分析用纯度）。稀释则只允许使用超纯水（电阻率 $> 18.2 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ ）（这一条对离子色谱分析中使用的试剂普遍有效）。

须始终对新制造的淋洗液进行微滤（ $0.45 \mu\text{m}$ 过滤器）。



注意

只允许使用经过微滤（ $0.45 \mu\text{m}$ 过滤器）的淋洗液。

淋洗液的成分对离子色谱分析有决定性影响。

浓度	浓度的提高通常会造成更短的保留时间及更快的淋洗，但同时也带来更高的背景电导率。
pH	pH 变化会导致分解作用平衡点移动，并由此而引起保留时间的变化。
有机溶剂	添加有机溶剂（例如甲醇、丙酮、乙腈）到水性淋洗液中，通常可以加速亲脂性离子变化。

5.4.2 运行

5.4.2.1 供给瓶

装有淋洗液的供给瓶必须按 *章节 3.8.1*，*页码 30* 进行连接。这一点对含液态溶剂的淋洗液（例如丙酮）尤为重要。

此外，还必须防止淋洗液瓶内出现冷凝。水滴形成会导致淋洗液浓度比例关系变化。

5.4.2.2 吸液过滤头

为保护离子色谱分析系统不受外来物质侵害，我们推荐通过吸取过滤器 6.2821.090 (13-2) 抽吸淋洗液。这种吸取过滤器在被染黄时必须进行更换（最晚每隔 3 个月）。

在非常敏感的测量情况下，应使用磁力搅拌对淋洗液进行持续搅拌。

5.4.2.3 更换淋洗液

更换淋洗液时必须确认不会出现沉淀。直接依次相继的溶液必须可混合。如果必须使用有机溶液冲洗系统，则所使用的多种溶剂必须具有上升或下降的亲油性。

5.5.1 保护



活塞和密封件之间的**盐晶体**将会产生磨擦颗粒，这些颗粒可能会进到淋洗液中。由此会导致阀门脏污、压力上升，甚至可能损坏活塞。因此必须注意，**不会出现任何沉淀物**（参见章节 5.4.2.3，页码 71）。



为保护泵密封件，不应该将泵干运转。因此请您在每次开启泵之前务必确定，已正确连接好淋洗液导入管，且淋洗液瓶内有足够的淋洗液。



仅在仪器处于关断状态下，方可在高压泵上进行保养工作。

不稳定基线（波动，流量浮动变化）多数情况下是由于阀门脏污(43-2)，(43-3)或者活塞密封圈损坏、不密封高压泵处有等引起的。清洁脏污阀门以及/或者更换磨损部件，例如活塞、活塞密封件以及阀门时须按照以下步骤进行：

这些维护工作应每年至少进行一次。

1 关闭高压泵，等待压力下降。

- 2 松开进口阀支架(18-6)上的压力螺丝，并将泵头输入毛细管(18-7)、两通(18-9)和淋洗液吸管从泵头上取下。

在此过程中淋洗液会流出。托起淋洗液瓶，使淋洗液流回淋洗液瓶中。

- 3 从泵头上拧下泵头输出毛细管(18-13)。


- 4 借助内六角扳手（6.2621.030）松开 4 个固定螺栓(18-5)，以便将泵头从泵外壳上取下。（从正面看）左侧是主活塞，右侧是辅助活塞。

清洁/更换镀锆活塞

将两个活塞依次如下清洁：

- 1 将活塞架从泵头中取出

用叉形扳手松开活塞架，并用手将其从泵头中拧出。

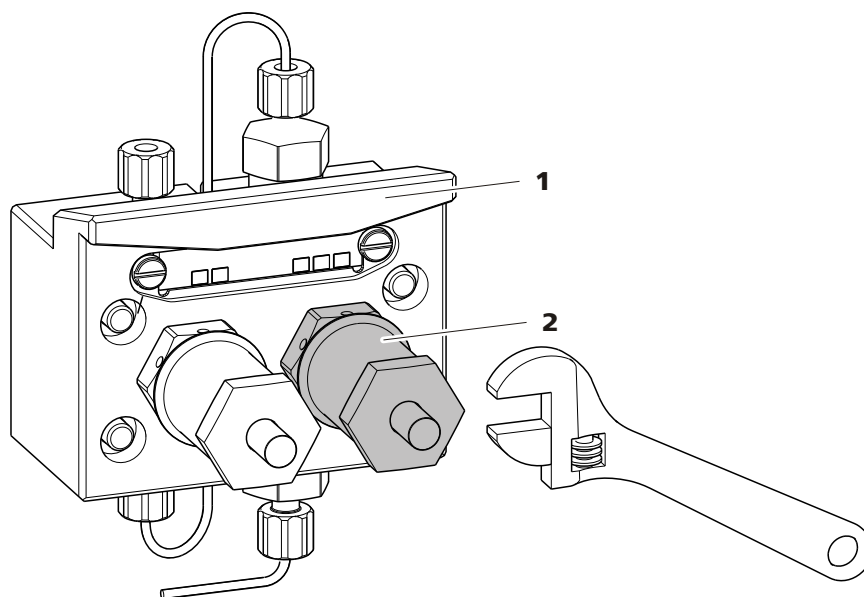

图标 37 泵头 - 取下活塞

1 泵头

2 活塞架



2 拆解活塞




注意

在活塞架内部有一个压紧的弹簧，突然放松的情况下可能会弹出活塞架。

打开活塞架时压住弹簧，并小心地拧开。

- 用叉形扳手松开活塞架的螺栓，并用手小心地拧松螺栓，同时按住压紧的弹簧。
- 拉出镀铬活塞，并将其置于纸巾上。
- 将弹簧固定器、弹簧和塑料内套管从活塞架中取出，也一同放置。
- 从泵头中取出支撑环，并和其他部件置于一处。

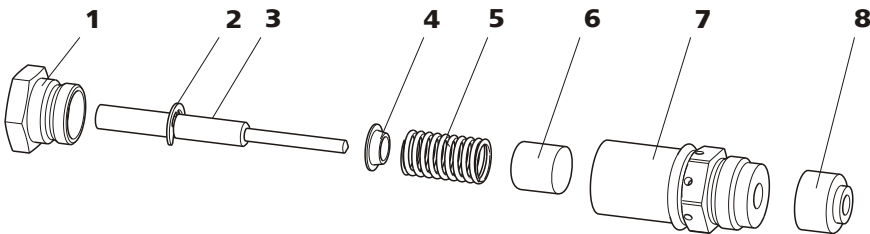

图标 38 活塞架的组成部件

1	活塞架螺栓	2	止动垫片
3	镀铬活塞杆，带活塞杆 订货号: 6.2824.070	4	弹簧固定器
5	弹簧 订货号: 6.2824.060	6	塑料内套管 防止受金属刮伤。
7	活塞架	8	支撑环

3 清洁活塞的组成部件

- 用纯净的去污粉清洁因磨损或沉淀物而受到污染的镀铬活塞，然后用不含杂质的超纯水冲洗并风干。
更换过度脏污或划伤的镀铬活塞杆（备件：镀铬活塞杆 6.2824.070）。
- 冲洗活塞的其他部件，并用无绒抹布擦干。


4 组装活塞

- 将塑料内套管、弹簧和弹簧固定器装入活塞架中。

- 小心地把镀铬活塞推入活塞架中，直至尖端从活塞架的小开口中露出。
- 装上螺栓，并用手拧紧。

更换活塞密封圈

为从泵头中取出活塞密封圈，需使用特殊工具（6.2617.010）（参见图示 39，页码 75）。该工具由两部分组成：一个尖头用于取出旧的活塞密封圈，一个套管用于置入新的活塞密封圈。

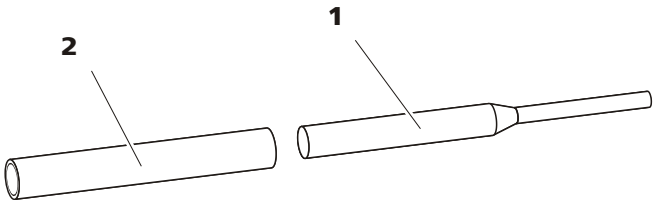

图标 39 活塞密封圈

- 1 尖头**
尖头用于取出旧的活塞密封圈。
- 2 套管**
套管用于置入新的活塞密封圈。

注意


将用于活塞密封圈（6.2617.010）的工具拧入活塞密封圈会最终将其彻底毁坏！

1 取出活塞密封圈

注意

尽量不要使泵头中的密封表面(18-4)与工具接触！

把活塞密封圈工具(39-1)的窄侧仅稍微拧入，以便能将其拉出即可。

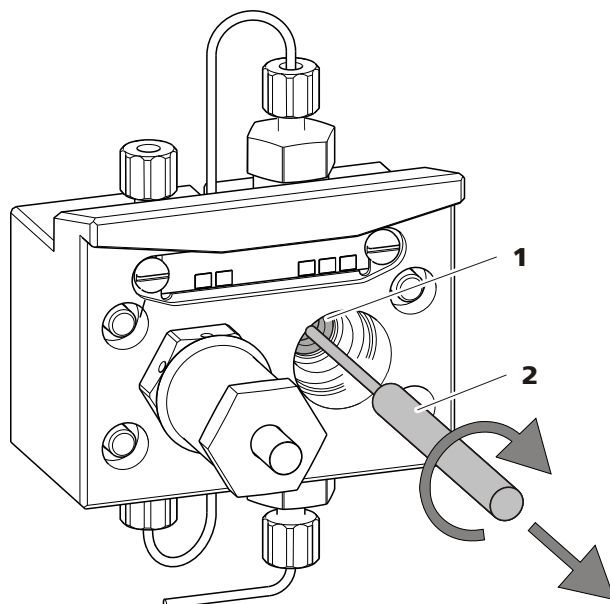


图标 40 取出活塞密封圈

- ## 1 活塞密封圈

- ## 2 活塞密封圈

2 将新的活塞密封圈装入工具中

用手把新的活塞密封圈牢固置入活塞密封圈工具(39-2)的套管凹槽处。同时必须让密封弹簧从外部可见。

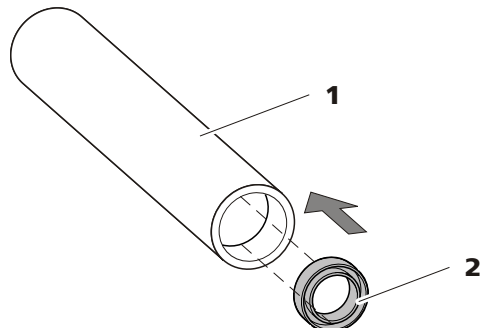


图标 41 将活塞密封圈置入工具中

- 1** 用于活塞密封圈 (6.2617.010) 的工具
套管用于置入新的活塞密封圈。

- ## 2 活塞密封圈
- 订货号: 6.2741.020

3 将新的活塞密封圈置入泵头中

将活塞密封圈工具的套管(39-2)连同置入的活塞密封圈导入泵头中,用活塞密封圈工具(39-1)的宽侧将密封圈压入泵头凹槽处。

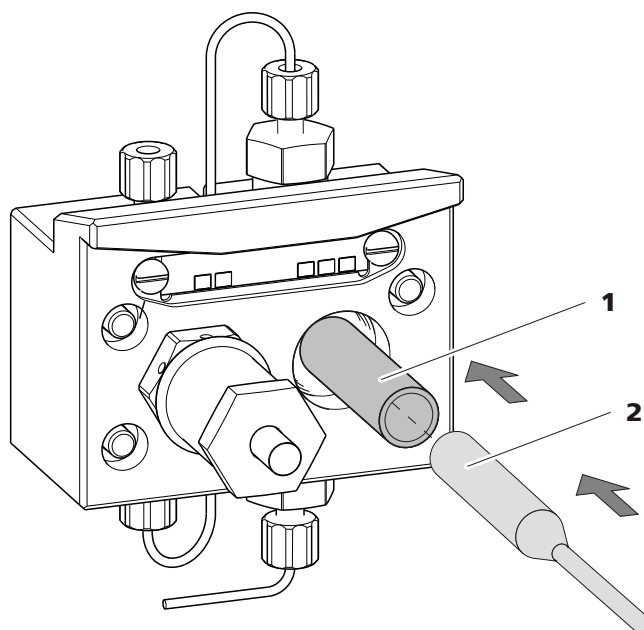

图标 42 将活塞密封圈置入泵头中


4 重新装上活塞架

将组装好的活塞架重新拧入泵头中，先用手拧，然后再用叉形扳手上紧大约 15°。

清洁进口阀和出口阀

1 取下阀门

- 将连至辅助活塞的连接毛细管(18-1)出口阀固定架处拧下。
- 拧下进口阀和出口阀的支架，并取出阀门(43-3)和(43-2)。

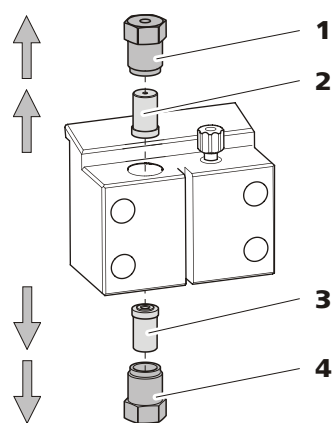

图标 43 取下阀门

1 出口阀固定架	2 出口阀 订货号: 6.2824.160
3 进口阀 订货号: 6.2824.170	4 进口阀固定架

2 清洁未拆分的阀门

首先将脏污或堵塞的阀门**不经**完全拆分地清洁。

- 用一个装有超纯水、RBS 溶液或丙酮的喷洗瓶来朝淋洗液流动方向及反向冲洗阀门。
- 通过短时（最多 20 秒钟）在超声波电解液池中处理，将更提高冲洗效果。



提示

在超声波电解液池中更长时间则会造成阀门的红宝石球受损。

只有在此清洁没有作用的情况下，才将阀门拆分为单件并分别清洁。

3 拆分阀门


将每个阀门拆分为单件。



提示

为拆分阀门，需要阀门套筒工具（6.2617.020）。

- 将阀门连同密封圈向下放到支架中的凹槽上。
- 用工具的针将阀门组件从阀箱中推出。

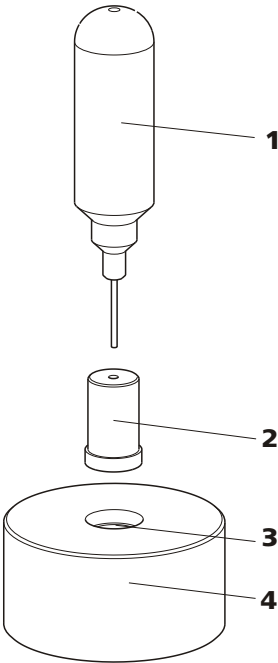

图标 44 拆分阀门

1 针 用于将阀门组件从阀箱中推出。	2 阀
3 凹槽 用于收集阀门组件。	4 支架


阀门组件均被收集在支架的凹槽中。



提示

阀门组件均很小。为了不丢失，将组件放在一个盘中。

- 进口阀和出口阀的组成部件均相同，只是排布不同（参见图示 45，页码 80）。

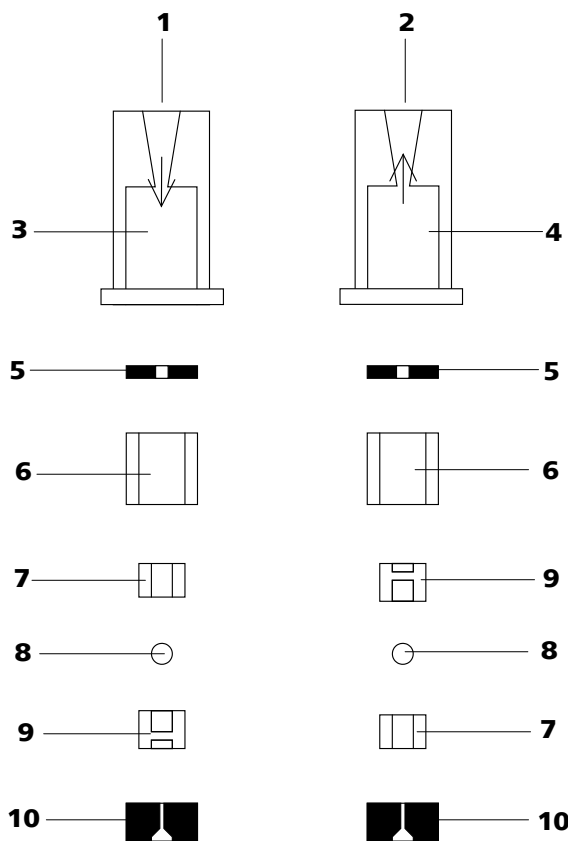

图标 45 进口阀和出口阀的组成部分

1	进口阀（6.2824.170）	2	出口阀（6.2824.160）
3	进口阀阀箱	4	出口阀阀箱
5	密封环（黑色）	6	套管
7	蓝宝石套管 光亮的一面必须向着红宝石球。	8	红宝石球
9	用于红宝石球的陶瓷固定架	10	密封圈 较大开口部分应该向外。

4 清洁阀门组件

用超纯水和/或丙酮冲洗阀门组件，并用无绒毛的抹布擦干。

5 重新组装阀门

将阀门组件按照图示 45，页码 80 重新组装。

- 将有较大开口的密封圈向下置入工具的凹槽中。
- 按正确顺序将其他的阀门组件（参见图示 45，页码 80）依次放好。
- 翻扣上阀箱并按住。
- 通过翻转工具，阀门组件均滑进阀箱中。

- 用手将密封圈在阀箱上压好。

6 检查流动方向

将阀门朝阀箱上的箭头方向冲洗，并检查液体是否从另一端流出。若并非如此，则必须再次拆分阀门，并正确组装（参见图示 45，页码 80）。

7 重新将阀门装入泵头



注意

若在本应安装出口阀的地方错误装上进口阀，则工作气缸内会形成异常高压，此高压会毁坏活塞密封圈！

安装阀门时请注意，液体将会从下至上泵过泵头。

- 将进口阀置于进口阀固定架中，以使密封圈可见。
- 把进口阀固定架拧入泵头下部，并用扳手上紧(43-4)。
- 将出口阀置于出口阀固定架中，以使密封圈可见。
- 将出口阀固定架拧入泵头上部，并用扳手上紧(43-1)。

安装泵头



提示

为避免将泵头装反，其背面为固定螺栓准备的钻孔具有不同深度，即是说有一个固定螺栓要比其他所有螺栓长。更深的钻孔必须相应地使用最长的螺栓。否则泵不能正常工作。

- 1 借助四个固定螺栓(18-5)将泵头重新安装在泵上。在此过程中使用内六角扳手（6.2621.030）将其拧紧。
- 2 将连接毛细管(18-1)、(18-7)和(18-13)重新拧在泵头上。




5.6 在线过滤器

5.6.1 维护

在线过滤器（6.2821.120）由过滤器外壳(46-2)、过滤器螺栓(46-4)和过滤器(46-3)组成。新过滤器(46-3)可在订货号 6.2821.130（10 件装）下订购。

过滤器（6.2821.130）(46-3)应每隔 3 个月更换一次（反压提高的情况下则须更频繁的更换）。

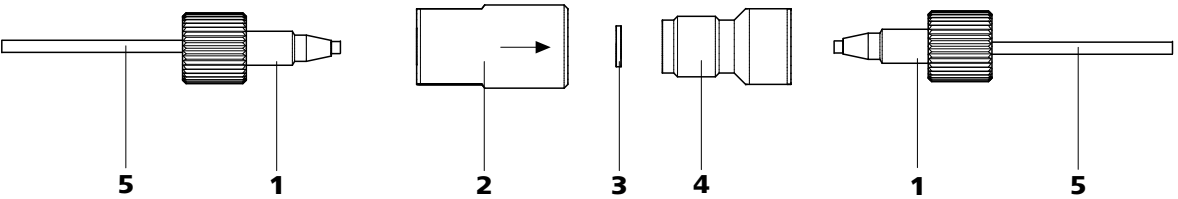

图标 46 在线过滤器 - 更换过滤器

1 PEEK（聚醚醚酮）短压力螺丝 (6.2744.070)	2 过滤器外壳 在线过滤器的外壳。属于附件 6.2821.120。
3 过滤器（6.2821.130） 包装内含 10 个。	4 过滤器螺栓 在线过滤器的螺栓。属于附件 6.2821.120。
5 连接毛细管	

更换过滤器

更换过滤器前，必须切断流路。

- 1 拆下在线过滤器**
 - 拧下在线过滤器的压力螺丝(46-1)。
- 2 拧下过滤器螺栓**
 - 借助两把可调扳手（6.2621.000）将过滤器螺栓(46-4)从过滤器外壳(46-2)中拧出。
- 3 装入过滤器**
 - 用镊子取出旧的过滤器(46-3)。
 - 用镊子将新的过滤器(46-3)平放入过滤器外壳中(46-2)。

4 安装过滤器螺栓

- 重新把过滤器螺栓(46-4)旋入过滤器外壳中(46-2)，并用手拧上。然后用两把可调扳手（6.2621.000）稍微拧紧。

5 重新安装在线过滤器

- 重新拧入在线过滤器上的压力螺丝(46-1)。

6 冲洗在线过滤器

- 拆卸保护柱（如果有）和分离柱，并用两通（6.2744.040）替代。
- 用淋洗液冲洗仪器。

5.7 英蓝样品前处理

为保护分离柱（参见章节 3.22，页码 63）不受外来物质侵害（这些物质会降低分离效率），我们建议对所有样品进行微孔过滤（0.45 μm 过滤器）。可使用超滤池进行过滤（见有关离子色谱超滤装备的手册）。

应对具有较大气体含量的样品进行脱气处理。可使用样品脱气装置（参见章节 3.13，页码 41）进行脱气。

复杂基体样品（例如血样，油）则需要借助渗析为测量作准备（见有关离子色谱渗析装备的手册）。

若样品浓度过高，则应在进样前将其稀释（见有关离子色谱样品稀释装备的文献）。

至于样品准备方法中的中和（例如 Na^+ 对 H^+ 的交换）以及阳离子交换（例如重金属对 H^+ 的交换），则使用样品准备模块（SPM）。

您可在下列网址中找到所有万通在线样品准备方法的概览：<http://misp.metrohm.com>

4 计算样品残留

样品残留的强度符合样品 B 与样品 A 峰值面的比例关系。比例越小，则样品残留越小。通过改变冲洗时间，可改变这种比例关系，并由此可以确定应用所需的冲洗时间。

5.9 样品脱气装置

5.9.1 运行

如果进行样品脱气处理，由于“转移时间”较长而应延长（使用后续样品）冲洗的时间（参见*确定输送时间*，第 84 页）。冲洗时间应至少为“转移时间”的 3 倍，以便能使残留效应降到最低。“转移时间”本身则取决于泵的功率、毛细管容积总量以及所除去气体的体积（也就是样品中的气体含量）。



提示

使用样品脱气装置时，冲洗时间将延长至少 2 分钟。

5.10 进样阀

5.10.1 保护

为避免进样阀脏污，应在高压泵和脉冲阻尼器之间安装一个在线过滤器 6.2821.120（参见*章节 3.11*，页码 39）。

5.11 High Capacity Metrohm Suppressor Module (High Capacity 万通抑制模块 MSM-HC)

5.11.1 保护

为保护 MSM-HC 不受异物或细菌生长的侵害，必须在蠕动泵和 MSM-HC 的输入毛细管之间安装一个带过滤器 6.2744.180（参见*图示 30*，页码 53）的泵管接口。

5.11.2 运行



提示

绝不允许在与淋洗液输送方向相同的流动方向上进行抑制元件的再生。请您在安装输入和输出毛细管时总是按照*图标 27*上画出的示意图进行。

MSM-HC 由 3 个抑制元件组成, 这些元件可用于循环回路中的抑制过程、可通过硫酸再生利用、并可用超纯水进行冲洗。为保证每次新离子色谱分析图均按照可比较的条件进行, 正常情况下总是利用新再生的抑制器进行工作。



注意

MSM-HC 绝不允许在干燥状态下继续开启使用，否则引发堵塞危险。若 MSM-HC 处于干燥状态，则在继续使用前，必须将 MSM-HC 至少冲洗 5 分钟。



注意

抑制能力下降或反压过高时，必须对 MSM-HC 进行再生处理（参见章节 5.11.3.1，页码 86）、清洁（参见章节 5.11.3.2，页码 87）或更换（参见章节 5.11.3.3，页码 89）。

5.11.3 保养

5.11.3.1 MSM-HC 的再生处理

若经过较长时间后，抑制元件受到某些重金属（例如铁）或有机物污染的影响，则平常使用的再生溶液（100mmol/L H_2SO_4 ）无法再将其彻底清除干净。由此将损害抑制元件的容量，轻则降低磷酸盐灵敏度，重则导致基线大幅上升。若此类容量问题在一个或者多个位置上出现，则必须对抑制元件作再生处理：

MSM-HC 再生处理

1 取下离子色谱仪系统里的 MSM-HC

- 将 MSM-HC 的毛细管从分离柱和 MCS (如果有的话) 或检测器上取下。

2 MSM-HC 再生处理



注意

不允许将 PVC 材质的泵管用于含有机溶剂的冲洗液。在此情况下必须使用其他泵管用于冲洗。



提示

再生过程可使用高压泵。为此须取下保护柱及分离柱，并将毛细管直接连接到 MSM-HC 上（以反方向进行再生）。

- 3 个抑制元件，根据情况用下列溶液中的一种冲洗每个元件约 15 分钟：
 - 重金属污染：
1 mol/L H_2SO_4 + 0.1 mol/L 草酸
 - 有机物阳离子络合试剂污染：
0.1 mol/L H_2SO_4 / 0.1 mol/L 草酸 / 丙酮 5%
 - 有机物质深度污染：
0.2 mol/L H_2SO_4 / 丙酮 $\geq 20\%$


3 将 MSM-HC 连接到离子色谱仪系统上

- 将 MSM-HC 重新连接到离子色谱仪系统上。若仍然有容量问题，则必须更换 MSM-HC 马达 A（参见章节 5.11.3.3，页码 89）。

5.11.3.2 MSM-HC 的清洁

以下情况下有必要清洁 MSM-HC：

- MSM-HC 连接软管上的反压升高。
- 不可修复的 MSM-HC 堵塞现象（溶液不能再通过 MSM-HC 进行输送）。
- 不可修复的 MSM-HC 闭锁现象（MSM-HC 不能再继续开启使用）。

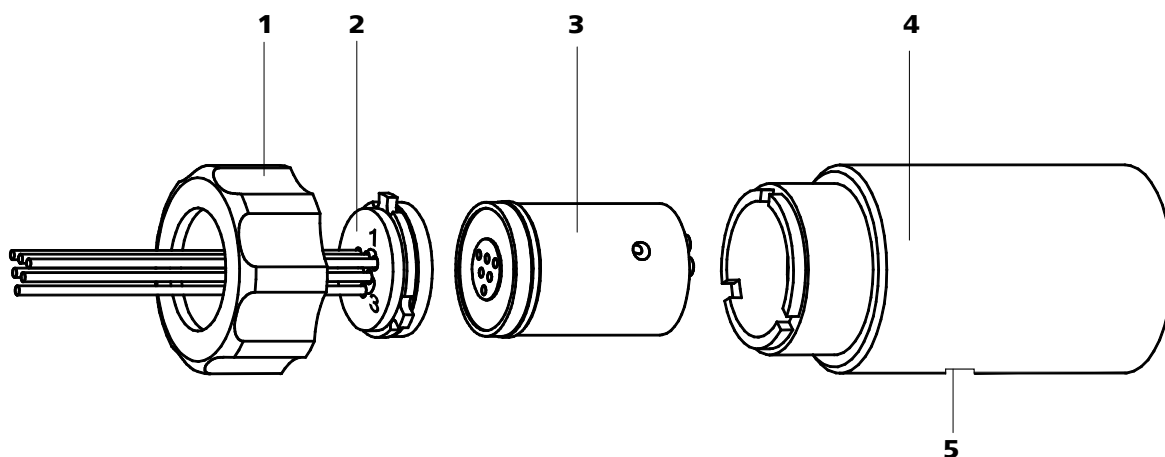

图标 47 MSM-HC - 组成部分

1 盖螺母

2 MSM-HC 连接件 6.2835.010

3 MSM-HC 马达 A 6.2842.000**4 MSM-HC 外壳****5 MSM-HC 外壳上的开口缝隙****清洁 MSM-HC**

请您按以下步骤清洁 MSM-HC:

1 取下离子色谱仪系统里的 MSM-HC

- 关断仪器。
- 将 MSM-HC 从分离柱、蠕动泵和检测器上取下。

2 拆下 MSM-HC

- 将盖螺母 (47-1) 从 MSM-HC 外壳 (47-4) 上拧下。
- 将 MSM-HC 连接件 (47-2) 及 MSM-HC 马达 A (47-3) 从 MSM-HC 外壳 (47-4) 中拉出。正常情况下连接件和 MSM-HC 马达 A 彼此粘贴在一起, 若非如此: 则使用尖端物品, 插入 MSM-HC 外壳的开口缝隙 (47-5) 中, 这样便可取出 MSM-HC 马达 A (47-3)。
- 将 MSM-HC 连接件 (47-2) 从 MSM-HC 马达 A (47-3) 上松开。

3 清洗导入和导出管

- 按顺序将每 6 条固定在 MSM-HC 连接件 (47-2) 上的毛细管连接到高压泵 (参见章节 3.10, 页码 35) 上, 并使用超纯水泵送一遍。
- 检查 MSM-HC 连接件 (47-2) 是否有溶液泄漏。若导入管和导出管中某一条发生堵塞, 则必须更换 MSM-HC 连接件 (47-2) (订购编号 6.2835.010)。

4 清洁 MSM-HC 马达 A

- 用浸有乙醇的不掉毛抹布清洁 MSM-HC 马达 A (47-3) 的密封面。

5 装入 MSM-HC 马达 A**注意**

未正确安装的马达(47-3)在投入运行时**会损坏**。

- 将 MSM-HC 马达 A (47-3) 装入 MSM-HC 外壳 (47-4) 时, 应使 MSM-HC 马达 A 背面的管路连接穿入 MSM-HC 外壳内部相应的套管, 且 MSM-HC 马达 A 三个孔中的其中一个应能从下方、通过 MSM-HC 外壳的开口缝隙 (47-5) 看见。

- MSM-HC 马达 A (47-3) 安装正确时，其密封面应处于 MSM-HC 外壳内约 4 mm 的位置 (47-4)。若非如此，则必须通过有尖端的物体（例如螺丝刀）将 MSM 马达 A 从下方置入正确位置。

6 清洁 MSM-HC 连接件

- 用浸有乙醇的不掉毛抹布清洁 MSM-HC 连接件 (47-2) 的密封面。

7 装入 MSM-HC 连接件

- 将 MSM-HC 连接件 (47-2) 装入 MSM-HC 外壳 (47-4) 内时，应使接口 1 位于上部，且连接件的三个凸轮须穿入 MSM-HC 外壳 (47-4) 上相应的套管。
- 重新安上盖螺母(47-1)并将其拧紧。

8 连接 MSM-HC 并进行预滴定操作

- 将 MSM-HC 重新连接到离子色谱仪系统上。
- 首次重新开启 MSM-HC 前，必须用溶液将三个抑制元件冲洗 5 分钟。

5.11.3.3 更换 MSM-HC

在以下情况下有必要更换 MSM-HC 部件：

- 不可修复的抑制器抑制能力问题（磷酸盐灵敏度降低和/或基线大幅上升）。
- 不可修复的 MSM-HC 堵塞现象（溶液不能再通过抑制器进行输送）。

可更换部件的既可包括 MSM-HC 马达 A (47-3)，也包括带有导入和导出管的 MSM-HC 连接件 (47-2)。

更换 MSM-HC 部件

请您按照以下步骤更换 MSM-HC 部件（参见图示 47，页码 87）：

1 取下离子色谱仪系统里的 MSM-HC

- 关断仪器。
- 将 MSM-HC 从分离柱、蠕动泵和检测器上取下。

2 拆下 MSM-HC

- 将盖螺母 (47-1) 从 MSM-HC 外壳 (47-4) 上拧下。
- 将 MSM-HC 连接件 (47-2) 及 MSM-HC 马达 A (47-3) 从 MSM-HC 外壳 (47-4) 中拉出。正常情况下连接件和 MSM-HC 马达 A 彼此粘贴在一起，若非如此：则使用尖端物品，插入 MSM-HC 外壳的开口缝隙 (47-5) 中，这样便可取出 MSM-HC 马达 A (47-3)。

5.12 蠕动泵

5.12.1 运行

蠕动泵的输送量取决于（通过软件设定的）驱动速度及压紧力，且主要也取决于泵管内径。根据应用情况需要用到不同的泵管。



注意

泵管的使用寿命也取决于压紧力。因此，在长时间关闭蠕动泵时，请您通过松开反转杆(29-**10**)将右侧软管卷线器完全取下。这样可保留一次性设定的压紧力。



注意

泵管 6.1826.xxx 由 PVC 或 PP 材料制成，因此不允许使用含有丙酮的溶液进行冲洗。在此情况下，请您使用其他泵管或其他泵用于冲洗。

5.12.2 维护

5.12.2.1 泵管

蠕动泵中使用的泵管属于消耗材料。其使用寿命有限。

带有 3 个堵头的 LFL 泵管被张紧在管夹中，直至管夹位于两个堵头之间。这样对于管夹来说，就有两个可能的位置。如果泵管清楚表现出磨损的迹象，可将其再次张紧在另一个位置上。

请定期更换泵管，更换周期约为 4 周。

泵管的选择

不同泵管的材料、直径均不同，因此输送量也不同。根据应用情况，需要使用不同泵管。

下列表格给出了有关泵管特性及使用场合的信息：

表格 2 泵管


订购编号	名称 (Name)	材料	内直径	应用场合
6.1826.020	泵管（蓝色/蓝色），2 个堵头	PVC (Tygon ST)	1.65 mm	用于在线离子色谱仪和伏安自动装置的泵管。
6.1826.310	泵管 LFL（橘黄色/绿色），3 个止动器	PVC (Tygon 出品)	0.38 mm	泵管，用于使用三碘化物的方法测定溴酸盐。
6.1826.320	泵管 LFL（橘黄色/黄色），3 个止动器	PVC (Tygon 出品)	0.48 mm	抑制器溶液，英蓝渗析的接收液和超滤溶液



订购编号	名称 (Name)	材料	内直径	应用场合
6.1826.330	泵管 LFL (橘黄色/白色), 3 个堵头	PVC (Tygon 出品)	0.64 mm	无特别应用场合。
6.1826.340	泵管 LFL (黑色/黑色), 3 个止动器	PVC (Tygon 出品)	0.76 mm	用于英蓝渗析中的样品溶液。
6.1826.360	LFL 泵管 (白色/白色), 3 个堵头	PVC (Tygon 出品)	1.02 mm	用于样品转移。
6.1826.380	泵管 LFL (灰色/灰色), 3 个止动器	PVC (Tygon 出品)	1.25 mm	用于英蓝样品稀释。
6.1826.390	泵管 LFL (黄色/黄色), 3 个止动器	PVC (Tygon 出品)	1.37 mm	用于英蓝超滤中的样品溶液。

5.12.2.2 与过滤器的泵管连接

过滤器 6.2821.130(48-2)应每隔 3 个月更换一次，反压提高的情况下则须更频繁地更换。

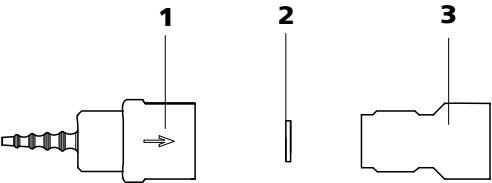

图标 48 更换泵管接口—过滤器

1 管接头	2 过滤器 6.2821.130 包装内含 10 个。
3 过滤器螺栓	

更换过滤器

- 1 拧下过滤器螺栓**
 - 将过滤器螺栓(48-3)借助两把可调扳手 6.2621.000 从管接头中(48-1)拧出。
- 2 更换过滤器**
 - 用镊子取出旧的过滤器(48-2)。
 - 用镊子把新的过滤器(48-2)平放入管接头中(48-1)。
- 3 安装过滤器螺栓**
 - 重新把过滤器螺栓(48-3)旋入管接头(48-1)中，先用手拧上。然后再用两把可调扳手 6.2621.000 拧紧。

5.13 Metrohm CO₂ Suppressor (MCS)

5.13.1 更换 CO₂ 涡形吸收器

必须定期更换 CO₂ 涡形吸收器 (6.2837.000) (33-4)，约每 6 个月更换一次。否则会导致堵塞或容积能力损失。

堵塞

潮湿会堵塞 CO₂ 涡形吸收器。涡形吸收器材料的颜色变化显示了受潮状况（橙色部分变为无色）。因为空气通过量减少，真空效果也会降低。为保护 CO₂ 涡形吸收器不受潮，在它前面安装有一台 H₂O 涡形吸收器(33-7)。定期对（参见章节 5.13.2，页码 93）H₂O 涡形吸收器进行再生可延长 CO₂ 涡形吸收器的使用寿命。

容积能力损失

CO₂ 涡形吸收器的吸收容积能力有限。这和运行时间长短以及实验室环境有关，同时又随时间推移其吸收容积能力会不断下降。这种下降表现为始终上升的基准线（因为有更多的 CO₂ 进入到检测器里）。

5.13.2 再生 H₂O 涡形吸收器

H₂O 涡形吸收器的任务是保护 CO₂ 涡形吸收器不受潮湿侵害。H₂O 涡形吸收器的使用寿命取决于周围环境的空气湿度。潮湿会降低 H₂O 涡形吸收器的容积能力，这一点可通过颜色的改变观察到。在填充材料完全变色之前（由橙色变为无色，Sigma-Aldrich 类型编号 94098），应对 H₂O 涡形吸收器进行再生（参见说明书）。

再生时将更换填充材料。

再生 H₂O 涡形吸收器

请按以下步骤再生 H₂O 涡形吸收器：

- 1 从涡形吸收器中取出填充材料，在 140 °C 下经过一夜烘干并重新填入。

或者旧材料作为废物处理，并填入新材料。

- 2 将包好的材料用棉花覆盖。

为保证在再生 H₂O 涡形吸收器的过程中无需中断工作，随运有两个 H₂O 涡形吸收器。

5.14 电导检测器

5.14.1 保养



注意

不准打开电导检测器！



警告

在冲洗时，压力不允许超过 **5 MPa**。为确保这一点，必须在 MagIC Net 内将高压泵的最大压力设定为 **5 MPa**。

若电导检测器堵塞，则应先检查堵塞是否是由于毛细管挤压过度而造成的。在此情况下，可将检测器输入端毛细管(34-**3**)或检测器输出端毛细管(35-**2**)切短几毫米。

若上述措施无效，则可以反方向冲洗电导检测器。为此用检测器出口端毛细管 (35-2) 和高压泵连接在一起并进行冲洗 - 压力不准超过 5 MPa。

5.15 分离柱

5.15.1 分离效率

分析可达到的质量很大程度上取决于所使用的分离柱的分离功率。所选定的分离柱的分离功率必须能足以应付出现的分析问题。在出现问题时，您无论如何首先要通过对比标准离子色谱分析图检查分离柱的质量。

有关目前由万通提供的分离柱的详细信息，您可在分离柱随运的说明书、在**万通离子色谱分析-柱系列**（可通过万通代理商获得）或从 <http://www.metrohm.com> 的生产领域离子色谱中找到。有关离子色谱分析特殊应用的信息，您可在相应的“**Application Bulletins**”（应用简报）或“**Application Notes**”（应用说明）中找到，这两篇文章均可通过 <http://www.metrohm.com> 的应用部分获得或通过万通负责代理商免费索取。

5.15.2 保护

为保护分离柱不受外来物质侵害（这些物质会对分离效率产生影响），我们推荐：既对淋洗液、也对样品作微孔过滤（0.45 μm 过滤器），并通过吸液过滤头（6.2821.090）吸取淋洗液。

我们建议始终使用保护柱（参见章节3.21，页码62）。它可保护分离柱本身并明显提高其使用寿命。关于哪种保护柱对您的分离柱最为适合，您可在**万通离子色谱-柱系列**一书（可通过万通代理商获得）中以

及随运的分离柱说明书中找到，也可从 <http://www.metrohm.com>（生产领域离子色谱）内获取有关分离柱的产品信息，或直接向您的代理商寻求建议。

为保护柱材料免受由进样引起的压力冲击，必须安装脉冲阻尼器（参见章节 3.12，页码 40）。

5.15.3 贮藏

在储存闲置分离柱时，请您务必保证分离柱始终处于封闭状态并按柱制造商的说明充满。

5.15.4 再生



提示

再生应作为最后的，而非定期进行的措施。

若柱的分离特性变坏，可以将其按照柱制造商的规定作再生处理。由万通提供的分离柱，在每个柱随运的备注页里均由关于再生处理的规定。

5.16 瑞士万通质量管理与校验

质量管理

瑞士万通为您的仪器和软件进行质量管理测试时提供全面的服务。更多信息请查阅《瑞士万通质量管理》，此资料可在当地办事处获得。

校验

若需要仪器和软件的校验，请与当地办事处联系。在那里您也可获取适用性方面的文献，这些文献将有助于您贯彻执行**安装合格证**（简称 IQ = 安装合格证）及**运行合格证**（简称 OQ = 运行合格证）。万通代理商也将 IQ 和 OQ 作为服务项目提供。此外，您还可获取关于适用性专题的各种应用简报，其中也包含检查分析测量设备的可重复性及正确性的**标准工作指令**（简称 SOP = 标准操作程序）。

维护

瑞士万通仪器的电子和机械部分的检查和维护必须由瑞士万通专业人员完成。请联系瑞士万通当地办事处，签订相关维护合同，确定准确的维护期限和条款。



提示

您可以登陆网站 www.metrohm.com/com/ 下 **Support** 查询质量管理、校验、维护保养等相关资料信息。

问题	原因	补救方法
	淋洗液—洗脱路线里有堵塞。	检查洗脱路线。
	高压泵 - 损坏的活塞密封圈。	更换活塞密封圈（参见章节 5.5.2，页码 72）。
	MCS - CO ₂ 涡形吸收器已消耗殆尽。	更换 CO ₂ 涡形吸收器（参见章节 5.13.1，页码 93）。
	未连接脉冲阻尼器	连接脉冲阻尼器（参见章节 3.12，第 40 页）。
	脉冲阻尼器未连接或损坏。	连接脉冲阻尼器（参见章节 3.12，页码 40）或更换。
	MCS - 真空泵损坏。	请向万通服务部门求助。
峰值面小于预期	样品—样品流路中出现漏液。	请您检查样品流路。
	样品 - 样品流路中出现堵塞。	请您检查样品流路。
	样品 - 样品环未能（完全）充满。	延长样品输送时间。
	样品 - 样品中有气泡。	使用样品脱气装置（参见章节 3.13，页码 41）。
	MCS - 未连接。	连接 MCS。
蠕动泵—传送速率不足或根本没有	蠕动泵—压紧力太弱。	正确设定压紧力（参见“设定流速”，页码 54）。
	蠕动泵—过滤器堵塞。	更换过滤器（参见章节 5.12.2.2，页码 92）。
	蠕动泵—泵管损坏。	更换泵管（参见章节 5.12.2.1，页码 91）。
MSM-HC - 无（或不足）再生溶液或冲洗液的输送	系统内漏液。	检查接口。
	蠕动泵—压紧力太弱。	正确设定压紧力。
	蠕动泵—过滤器堵塞。	更换过滤器。
	MSM-HC - 反压过高。	清洁 MSM-HC（参见章节 5.11.3.2，页码 87）或更换部件（参见章节 5.11.3.3，页码 89）。

问题	原因	补救方法
		■ 更换分离柱（参见“连接分离柱并冲洗”，页码 64）。
	淋洗液—淋洗液里的气泡。	检查淋洗液脱气装置的接口（参见章节 3.9，页码 34）。
	高压泵—损坏。	向万通服务部门寻求帮助。
色谱图中峰值极端扩张。分裂（dual peaks）。	毛细管连接 - 系统中有死点容积。	检查毛细管连接（参见章节 3.5，页码 17）（进样阀和检测器之间使用内直径为 0.25 mm 的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管）。
	保护柱 - 性能变差。	■ 更换保护柱（参见章节 3.21，页码 62）。
	分离柱—柱头的死点容积。	■ 将分离柱以与流动方向相反的方向安装并在大口杯中进行冲洗（只要说明书允许进行）。 ■ 更换分离柱（参见“连接分离柱并冲洗”，页码 64）。
色谱图分辨率很差	分离柱 - 分离效率变差。	■ 分离柱再生处理（参见章节 5.15.4，页码 95）。 ■ 更换分离柱（参见“连接分离柱并冲洗”，页码 64）。
软件里无法识别电导检测器	没有连接。	■ 检查电缆连接(35-1)。 ■ 关断设备并（15 秒后）重新开启。



7 技术指标

7.1 参照条件

本章中引述的技术指标均根据以下参照条件而来：

环境温度	+25 °C （± 3 °C）
设备状态	> 40 分钟运行中（已达到平衡）

7.2 仪器

离子色谱系统	■ 无金属离子色谱系统 ■ 模块化设计组合系统 ■ 一个外壳内最多有两套完整离子色谱分析系统
材料	不含 FCKW（氟氯碳）的上漆聚氨酯硬塑料海绵，抗燃等级 V0
工作压力范围	■ 0…50 MPa（500 bar）高压泵 ■ 0…35 MPa（350 bar）标准配备 PEEK 系统
智能化组件	iPump, iDetector, iColumn, MagIC Net

7.3 漏液传感器

型号	电子式，无需作校准
----	-----------

7.4 环境条件

操作	
环境温度	+5…+45 °C
空气湿度	20…80 % 相对空气湿度
储存	
环境温度	- 20…+70 °C
运输	
环境温度	- 40…+70 °C

7.5 外壳

尺寸

宽	365 mm
高	642 mm
深	380 mm

底盘材料, 外壳和盖板 聚氨酯硬塑料海绵 (PUR), 抗燃防护等级 V0, 不含 FCKW (氟氯炭), 已上漆

操作元件

指示灯	电源 LED 指示灯
接通/关闭电源开关	设备背面上

7.6 淋洗液脱气装置

材料	含氟聚合物
溶剂稳定性	无限制 (PFC, 即全氟烷烃除外)
真空形成时间	< 60 s

7.7 高压泵

类型	■ 串联式双活塞泵 ■ 智能化泵头识别体系 ■ 化学惰性 ■ 无金属泵头 ■ 与淋洗液接触的材料: PEEK、ZrO₂、PTFE/PE ■ 自行优化的流量和压力
----	--

传送速率

可设定的流量范围	0.001...20.0 mL/min
流量递增	1 µL/min
淋洗液流量重现性	< 0.1 % 偏差

压力范围

泵	0...50.0 MPa (0...500 bar)
泵头	0...35.0 MPa (0...350 bar) (适用于标准 PEEK 泵头)
残留脉冲	< 1 %

7.11 High Capacity Metrohm Suppressor Module (High Capacity 万通抑制模块 MSM-HC)

溶剂稳定性	没有限制
连接过程持续时间	典型值 100 ms
工作压力	2.5 MPa (25 bar)，阀功能可防止超压时发生损坏

7.12 蠕动泵

型号	2 通道蠕动泵
旋转方向	逆时针/顺时针旋转
旋转速度	0…42 转/分钟，共 7 种调速级，每级 6 转/分钟
传送特性	在 18 转/分钟情况下，为 0.3 mL/min；使用标准泵管 6.1826.320
泵管材料	推荐使用：Tygon 出品的 Long Flex Life

7.13 Metrohm CO₂ Suppressor (MCS)

材料	含氟聚合物
溶剂稳定性	无限制（PFC，即全氟烷烃除外）
低压	
工作范围	微处理器控制/并稳定
启动后的形成时间	< 30 s
毛细管容量	400 µL
建议流速范围	0.1…1.0 mL

7.16 接口

USB	
输入端	1 个 USB 上行端，Typ B（用于连接到 PC）
输出	2 个 USB 下行端，Typ A
MSB	2 个 MSB Mini-DIN 8 针（阴口）（用于 Dosino、搅拌器、远程线路、...）
 注意 将设备连接到 MSB 接口时，该设备必须处于 850 Professional IC 关闭状态。	
检测器	2 个 DSUB -15 针 高密接口（阴口）
柱识别	3 个（其中 2 个在柱恒温器内（参见章节3.15，页码 45））
漏液传感器	1 个 插塞
其他接口	▪ 1 个 DSUB 15 针（阴口）

7.17 安全描述

设计/检查	▪ EN/IEC/UL 61010-1 ▪ CSA-C22.2 编号 61010-1 ▪ 保护等级 IP20 ▪ 保护级别 I
-------	---

7.18 电磁兼容性（EMC）

干扰放射	▪ EN/IEC 61326-1 ▪ EN 55011 / CISPR 11 ▪ EN/IEC 61000-6-3 ▪ EN/IEC 61000-3-2 ▪ EN/IEC 61000-3-3
抗干扰稳定性	▪ EN/IEC 61326-1 ▪ EN/IEC 61000-6-1 ▪ EN/IEC 61000-4-2 ▪ EN/IEC 61000-4-3 ▪ EN/IEC 61000-4-4 ▪ EN/IEC 61000-4-5 ▪ EN/IEC 61000-4-6 ▪ EN/IEC 61000-4-8



- EN/IEC 61000-4-11
- EN/IEC 61000-4-14
- NAMUR

7.19 重量

1.850.2220 33.1 kg (不含附件)

1.850.9010 (电导
检测器) 2.3 kg (含附件)

运输小车(滚轮和
扶栏) 1.8 kg

Software development

Software development occurs in terms of the software life cycle. Tests are performed to detect programming errors and to assess the program's functionality in a laboratory environment.

Components

All components used in the Metrohm instruments have to satisfy the quality standards that are defined and implemented for our products. Suppliers of components are audited by Metrohm as the need arises.

Manufacture

The measures put into practice in the production of our instruments guarantee a constant quality standard. Production planning and manufacturing procedures, maintenance of production means and testing of components, intermediate and finished products are prescribed.

Customer support and service

Customer support involves all phases of instrument acquisition and use by the customer, i.e. consulting to define the adequate equipment for the analytical problem at hand, delivery of the equipment, user manuals, training, after-sales service and processing of customer complaints. The Metrohm service organization is equipped to support customers in implementing standards such as GLP, GMP, ISO 900X, in performing Operational Qualification and Performance Verification of the system components or in carrying out the System Validation for the quantitative determination of a substance in a given matrix.

8.3 保修（维修承诺）

万通保证您的订货商品及其性能没有材料、设计或生产等方面的缺陷。

常规保修期限为 36 个月（例外情况见下文），从供货之日起计算，在昼夜连续运行的情况下则保修期限为 18 个月。享受保修的前提条件为，由万通授权的万通维修服务部门按规定周期及范围进行维修服务工作。

“MSM II” 和 “MSM-HC” 抑制器的保修期限为 120 个月，从供货之日起计算，在昼夜连续运行的情况下则保修期限为 60 个月。

离子色谱分离柱的保修期限为 12 个月，从供货之日起计算，在昼夜连续运行的情况下则保修期限为 6 个月。手册中说明的技术数据为保修服务的标准。

来自外部生产商的部件，则适用其生产厂家的保修规定。

耗材和使用寿命有限的材料，以及电极玻璃断裂或其他玻璃部件不属于保修范围。

订货方按期付清款项为享受保修服务的前提。

9 附件



注意

保留更改权利！

9.1 标准配置


2.850.2240 850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient

数目	订货号码	说明
1	1.850.2240	谱峰思维离子色谱 850 系列阴离子 - MSM-HC - MCS - 梯度
1	6.2122.0x0	主机电源电缆，带三芯电源线插座 IEC-60320-C13（用于连接运行时不发热的设备，即冷设备） 电缆插头，按用户需要。 瑞士：型号 SEV 12 6.2122.020 德国，...：型号 CEE（7），VII 6.2122.040 美国，...：型号 NEMA/ASA 6.2122.070
1	1.850.9010	离子色谱检测器 MF
2	6.1602.150	瓶盖 / GL 45 - 3 x UNF 10/32 用于 1/16 英寸毛细软管接口连接。应用在 MSM 助溶剂以及英蓝渗析中 材料：塑料
2	6.1602.160	淋洗液瓶盖 GL 45 用于淋洗液瓶，带有可用于吸尿管及吸液管的接口。 瓶口磨口：A-14/15





数目	订货号码	说明	
2	6.1608.020	玻璃瓶 / 1000 mL / GL 45	
		助溶剂瓶	
		宽度 (mm) :	
		高度 (mm) :	
		容量 (mL) :	1000
2	6.1608.070	淋洗液瓶 / 2 L / GL 45	
		材料:	透明玻璃
		高度 (mm) :	262
		容量 (mL) :	2000
2	6.1609.000	吸附管 / 大且弯曲	
		用于充满吸收材料。	
		材料:	玻璃
		高度 (mm) :	129
		内直径 (mm) :	32
		磨口尺寸:	B-14/15
1	6.1803.020	PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 0.97 mm 内直径 / 5 m	
		用于所有离子色谱仪器	
		材料:	PTFE (聚四氟乙烯)
		外直径 (mm) :	1.57
		内直径 (mm) :	0.97
		长度 (m) :	5

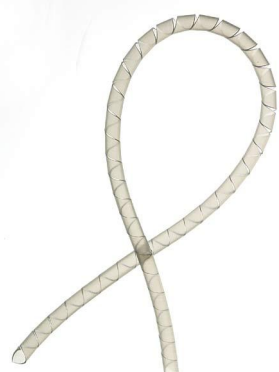数目	订货号码	说明	
1	6.1803.040	PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 0.5 mm 内直径 / 1 m	
		毛细管，用于离子色谱中的样品处理。 材料: PTFE (聚四氟乙烯) 外直径 (英寸): 1/16 内直径 (mm): 0.5 长度 (m): 1	
1	6.1807.010	Y 形接头，用于内直径 6-9 mm 软管	
		接头，用于废液管	
1	6.1815.010	螺旋带 / 0.5 m	
		用于绑扎不同电缆或软管。 长度 (m): 0.5	

数目	订货号码	说明	
1	6.2151.020	电缆 USB A - USB B / 1.8 m	
		USB 连接电缆 长度 (m) : 1.8	
1	6.2322.010	PRIMUS 多元素阴离子标准溶液: Promo	
1	6.2617.010	活塞密封圈 用于拆卸、组装标准泵头的活塞密封圈	
2	6.2621.000	可调扳手 最大开合: 20 mm。用于离子色谱仪 器 长度 (mm) : 150	
1	6.2621.030	内六角扳手 4 mm 长度 (mm) : 73	



数目	订货号码	说明	
1	6.2621.050	叉形扳手 1/4 英寸 用于 1/4 英寸螺栓。用于离子色谱仪器 长度 (mm) : 73	
1	6.2621.080	毛细管切管器 用于塑料毛细管。用于离子色谱仪器 长度 (mm) : 118	
1	6.2621.100	内六角扳手 3 mm 内六角扳手 3 mm。用于离子色谱自动进样器 长度 (mm) : 73	
1	6.2626.000	前排出管接头 谱峰思维离子色谱仪器的废液管接头，安装在仪器前部	

数目	订货号码	说明	
2	6.2739.000	扳手 拧紧接口之用 长度 (mm) : 68	
1	6.2743.080	防溢出螺旋塞, 5 件套 用于谱峰思维离子色谱仪器	
1	6.2744.014	压力螺丝 2 个 带有 UNF 10/32 接口。用于连接 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管 材料: PEEK (聚醚醚酮) 长度 (mm) : 26	
2	6.2744.020	Luer / UNF 两通 用于离子色谱仪器 材料: PEEK (聚醚醚酮) 长度 (mm) : 19	



数目	订货号码	说明	
1	6.2744.034	2 个 Olive/UNF 10/32 两通 连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪	
3	6.2744.040	2 个 UNF 10/32 两通 用于连接 1/16 英寸毛细管。用于离子色谱仪用于离子色谱仪器 材料: PEEK (聚醚醚酮) 长度 (mm): 24	
3	6.2744.070	短压力螺丝 短设计型。带有 UNF 10/32 接口。5 个。用于连接 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管 材料: PEEK (聚醚醚酮) 长度 (mm): 21	
2	6.2744.090	长压力螺丝 长设计型。带有 UNF 10/32 接口。2 个。用于连接 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。(MCS 和样品脱气装置) 材料: PEEK (聚醚醚酮)	

数目	订货号码	说明	
2	6.2744.180	泵管接头，附保险件和过滤器 用于连接带有内置过滤器的泵管和毛细管 材料: PEEK（聚醚醚酮）	
2	6.2744.210	吸液过滤头的螺口连接器 用于谱峰思维离子色谱仪器	
2	6.2816.020	带 Luer 式接头的 10 mL 注射器 用于离子色谱和伏安检测器的不同应用场合 材料: PP（聚丙烯） 长度（mm）: 102 容量（mL）: 10	
1	6.2816.040	排气用针头 带 PTFE（聚四氟乙烯）软管及 Luer 式接头。用于注射。用于淋洗液的抽取。	

数目	订货号码	说明	
1	8.850.8027CN	谱峰思维 850 系列离子色谱使用手册, 2.850.2240 - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient, 中文	

9.2 可选配件

2.850.2240 850 Professional IC - Anion - MSM-HC - MCS - Gradient

订货号码	说明
6.2617.040	更换大流量泵头密封圈的工具 用于拆卸、组装大流量泵头的活塞密封圈
6.2741.040	PE/PTFE 大流量泵头密封圈 用于所有大流量泵头
6.2824.130	PEEK 质大流量泵头 智能离子色谱上的大流量泵头, 流速 0.1...20 mL/min, 可承受最大压力 12.5 Mpa 材料: PEEK (聚醚醚酮, 非金属)



6.6059.112 MagIC Net™ 1.1 Professional CD: 1 份许可证

谱峰思维 PC 程序用于控制智能型谱峰思维离子色谱系统及外围设备, 例如样品处理器、Dosino 800、Compact Interface 771 等。该软件可进行控制、数据采集、分析和监控并生成离子色谱分析报告。用于常规运行的图形用户界面、全面的数据库程序、方法发展、配置和手动系统管理: 用户管理及其灵活、数据库功能强大、数据输出功能全面、报告生成器可进行独立配置、并可对所有系统部件和色谱分析结果进行控制和监控。MagIC Net™ 完全符合 FDA 规定 21 CFR 第 11 部份的要求, 与 GLP 相同。对话语言: 德语、英语、法语、中文、韩语、日语等。1 份许可证。



索引

编号/符号

6.2821.090 吸液过滤头 71

A

安全关机 102
安全描述 105
安全提示 4
安装
MCS 55
MSM-HC 48
保护柱 62
泵管 52
电导检测器 59
分离柱 63
高压泵 35
进样阀 43, 102
连接 17
淋洗液瓶 30
淋洗液脱气装置 34
漏液传感器 24
脉冲阻尼器 40
排出管 25
蠕动泵 52
首次安装 11
样品脱气装置 41
柱温箱 45
安装图示 14

B

保护
MSM-HC 85
进样阀 85
在线过滤器 39
保护等级 105
保护级别 105
保护柱
安装 62
冲洗 63
保修 109
保养
MSM-HC 85
电导检测器 94
泵管
安装 52
使用寿命 91
一览表 91
泵头
维护 72
标准 105
标准配置 111

波动 72
不密封的活塞密封圈 72

C

CO₂ 涡形吸收器
更换 93
CO₂ 涡形吸收器 57
材料 101
参照条件 100
残留 84
测量范围 104
沉淀物 72
尺寸 101
充满
进样阀 45
冲洗
保护柱 63
泵管 91
分离柱 64
检测器的电导检测器 94
样品流路 84
冲洗时间 84
储存 100
传送速率 101
离子色谱-柱
另请参见“分离柱” 63

D

电磁兼容性 105
电导测量系统
技术指标 104
电导检测器
保养 94
电导池常数 104
电导池体积 104
电缆接口 22
放入 22
毛细管连接 59
电缆引线套管 27
电压 104
电源电缆 61
电源电压 5
堵塞
电导检测器 94

E

EMC 105

F

阀门
另请参见“进样阀” 43
分离柱
安装 63
保护 1, 40, 94
冲洗 64
分离效率 94
再生 95
贮藏 95
扶栏 19
服务 4, 69
服务合同 95

G

GLP 95
干扰放射 105
高压泵
安装 35
保护 24, 72
阀 80
技术指标 101
软管连接 35
维护 72
高压泵阀 80
高压泵活塞 72
功率消耗 104
供电单元 104
管子 14
滚轮 19
过滤器
另请参见“在线过滤器”一章
..... 39
过滤器 (6.2821.130) 82
过滤器 6.2821.090
吸液过滤头 71

H

High Capacity 万通抑制模块
参见“MSM-HC” 48
H₂O 涡形吸收器
再生 93
恒温器
另请参见“柱温箱” 45
环
另请参见“样品环” 45
环境条件 100
活塞密封件 72

蠕动泵	91
维修承诺	109
温度	100
涡形吸收器	
连接	57
污物	
高压泵	72

X

吸液过滤头 6.2821.090	71
稀释	83
校验	95
泄露	72
血样	83

Y

压力范围	101
压力螺丝	
连接	17
压力上升	72
压力值	102
样品	
残留	84
输送时间	84
样品环	45
样品环	45

样品流路	
冲洗	84
样品脱气装置	
安装	41
技术指标	102
运行	85
样品制备	83
仪器	
连接	61
仪器概览	
背面	9
抑制器	
保养	85
运行	85
引线套管	
毛细管	27
英蓝样品前处理	83
用于淋洗液的吸管	30
油	83
有机物污染	
MSM-HC	86
运输	
滚轮	19
运输安全保险装置	24
运行	
MSM-HC	85

蠕动泵	91
样品脱气装置	85

Z

再生	
MSM-HC	86
在线过滤器	39
脏污	
高压泵的阀门	72
噪声	104
真空泵	
保护	24
质量管理	95
重金属	
MSM-HC 受到污染	86
主机电源连接	
电源接线盒	10
柱	
另请参见“分离柱”	63
柱识别	105
柱温箱	
安装	45
柱温箱	102
(	
(6.2821.130) 过滤器	82