

1 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista
RAM	256 MB (Windows 2000 / Windows XP) 1 GB (Windows Vista)
Prozessor	Pentium III oder höher
Speicherplatz	ca. 20 MB für Programmdateien
RS-232-Schnittstelle	eine freie RS-232-Schnittstelle (COM)

Der Windows-Benutzer muss über Administrator-Rechte verfügen, damit 873 Biodiesel Rancimat 1.1 installiert werden kann.

2 Programm installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um 873 Biodiesel Rancimat 1.1 zu installieren:

1 Installationsprogramm starten

- Die mitgelieferte Installations-CD in das CD-Laufwerk legen. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Sollte diese Option bei Ihrem Computer ausgeschaltet sein, starten Sie die Datei **Setup.exe**.
Windows Vista: Option "Zulassen" auswählen.
- 873** anklicken.

2 Dialogsprache auswählen

- Die Dialogsprache des Programmes auswählen.
- Die Schaltfläche **[OK]** anklicken.
- Die Schaltfläche **[Weiter >]** anklicken.

3 Lizenzvereinbarung akzeptieren

- Die Lizenzvereinbarung durchlesen und mit **[Ja]** akzeptieren.

4 Zielordner für Programm definieren

- Bei Bedarf einen anderen als den vorgegebenen Zielordner für die Programmdateien auswählen. Dazu die Schaltfläche **[Durchsuchen...]** anklicken.
- Den Zielordner mit **[Weiter >]** bestätigen.

5 Programmkomponenten definieren

- Die Schaltfläche **[Weiter >]** anklicken.

6 Zielordner für Programmsymbol definieren

- Den Programmordner im Startmenü auswählen oder eingeben, in dem das Programmsymbol eingefügt werden soll und mit **[Weiter >]** bestätigen.

Das Programm wird installiert.

7 Installation abschliessen

- Nach erfolgreicher Installation die Schaltfläche **[Beenden]** anklicken.

Das Installationsprogramm wird beendet.

3 Windows Vista



Achtung

Wenn Sie die Software 873 Biodiesel Rancimat 1.1 auf einem Computer mit Windows Vista ausführen, benötigen Sie ein spezielles Update, damit die Hilfe angezeigt werden kann. Aus Lizenzgründen müssen Sie diese Datei von einer Microsoft-Webseite herunterladen. Auf der Installations-CD finden Sie im Ordner "**Vista Update for HLP help**" die Verknüpfung "**Download Win-Help.url**" auf die entsprechende Microsoft-Webseite. Laden Sie die benötigte Installationsdatei herunter und speichern Sie diese.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Update zu installieren:

- 1
 - Beenden Sie 873 Biodiesel Rancimat 1.1, falls Sie die Software nach der Installation gestartet haben.
 - Starten Sie die Installationsdatei mittels Doppelklick und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.