

930 Compact IC Flex



930 Compact IC Flex Oven/ChS

手册

8.930.8013CN / v3 / 2023-12-31



Metrohm AG

CH-9100 Herisau

瑞士

电话 +41 71 353 85 85

传真 +41 71 353 89 01

info@metrohm.com

www.metrohm.com

930 Compact IC Flex

930 Compact IC Flex Oven/ChS

2.930.2200

手册

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
techcom@metrohm.com

本文献受版权保护。本公司保留所有权利。

本文献经认真起草制定。但并不能完全排除会有错误存在。若有此类信息提示请联系上述地址。

目录

1	引言	1
1.1	仪器描述	1
1.2	常规应用	2
1.3	安全提示	3
1.3.1	常规安全说明	3
1.3.2	电路安全	3
1.3.3	软管和毛细管连接	4
1.3.4	可燃性溶剂和化学品	4
1.3.5	回收及废弃物处理	4
1.4	惯用图例	5
2	仪器概览	6
2.1	正面	6
2.2	背面	7
2.3	毛细管和电缆的引线套管	8
3	安装	12
3.1	仪器安装	12
3.1.1	包装	12
3.1.2	检查	12
3.1.3	场地	12
3.2	离子色谱仪系统中的毛细管连接	12
3.3	取下运输保护螺丝	15
3.4	连接排出管和漏液传感器	16
3.4.1	安装排出管	16
3.4.2	连接漏液传感器	18
3.5	柱加热炉	18
3.6	连接淋洗液瓶	19
3.7	安装高压泵	23
3.8	安装英蓝过滤器	24
3.9	安装脉冲阻尼器	24
3.10	进样阀	25
3.11	Metrohm Suppressor Module (万通抑制器模块 MSM)	27
3.11.1	装入转子	28
3.11.2	连接 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM)	30

3.12	安装电导检测器	35
3.13	安装电流检测器	36
3.14	将仪器连接到计算机上	37
3.15	将仪器连接到供电系统上	38
3.16	首次投入运行	39
3.17	连接保护柱并冲洗	41
3.18	连接分离柱	43
3.19	平衡	46
4	操作	48
5	运行和保养	49
5.1	离子色谱仪系统	49
5.1.1	运行	49
5.1.2	护理	49
5.1.3	保养工作由万通服务人员执行	49
5.1.4	停机状态和重新启动	49
5.2	毛细管连接	50
5.3	护理门	51
5.4	更换柱加热炉的毛细管	51
5.5	使用淋洗液	53
5.5.1	制造淋洗液	53
5.5.2	更换淋洗液	54
5.6	高压泵运行提示	54
5.7	保养高压泵	55
5.8	保养英蓝过滤器	67
5.9	保养脉冲阻尼器	70
5.10	进样阀	70
5.11	Metrohm Suppressor Module (万通抑制器模块 MSM)	70
5.11.1	Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 的运行提示	70
5.11.2	护理抑制器外壳	71
5.11.3	保养 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM)	71
5.12	保养检测器	78
5.13	冲洗样品流路	79
5.14	分离柱	80
5.14.1	分离效率	80
5.14.2	保护分离柱	80

5.14.3	贮藏分离柱	81
5.14.4	分离柱再生	81
6	排除故障	82
6.1		82
7	技术数据	86
7.1	参照情况	86
7.2	环境条件	86
7.3	外壳	86
7.4	重量	87
7.5	漏液传感器	87
7.6	柱加热炉	87
7.7	高压泵	87
7.8	进样阀	88
7.9	Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM)	88
7.10	检测器	88
7.11	能源供应	88
7.12	接口	89
8	附件	90
	索引	91



插图目录

图 1	正面	6
图 2	背面	7
图 3	门上的引线套管	9
图 4	毛细管和电缆的出口	10
图 5	毛细管通道	11
图 6	取下运输保护螺丝	15
图 7	安装淋洗液瓶盖	19
图 8	安装加重管和吸液过滤头	21
图 9	带排气阀的高压泵	23
图 10	英蓝过滤器	24
图 11	脉冲阻尼器	25
图 12	更换样品环	26
图 13	Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) – 连接毛细管	31
图 14	柱加热炉	52
图 15	高压泵部件	55
图 16	高压泵 — 横截面	62
图 17	活塞密封圈工具 (6.2617.010)	62
图 18	泵头 — 取出活塞架	63
图 19	将活塞密封圈置入工具中	64
图 20	活塞架的组成部件	65
图 21	英蓝过滤器 – 取出过滤器	68
图 22	Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 的部件	71

1 引言

1.1 仪器描述

930 Compact IC Flex 是一款坚固耐用的离子色谱仪。其突出的优势在于：

- 智能性：能够监控及优化所有功能，并以兼容 FDA 的形式进行记录。智能化组件（例如 iColumns）将重要数据储存在一个芯片上。
- 结构紧凑：所需安装面积积极小。
- 透明性：所有组件均易于接近并且安装位置一目了然，在运行期间可通过大玻璃视窗进行监控。
- 安全性：潮湿部件与电子元件在结构上是独立的。因此可有效避免液体渗入电子元件。潮湿部件内部集成有漏液传感器。
- 环境适应能力。
- 低噪音辐射。
- 智能软件 MagIC Net。

930 Compact IC Flex 用软件 MagIC Net 控制。仪器通过 USB 电缆连接到一台装有 MagIC Net 的计算机上。智能软件可自动识别仪器并检查其功能性。该软件控制并监控仪器，对测得的数据进行评估并在数据库中对其进行管理。

930 Compact IC Flex Oven/ChS 由下列模块组成：

外壳

外壳稳固耐用，内置带接口以及一个分离柱连接接口的仪器电子元件。另外，外壳提供空间用于一个电导检测器或一个电流检测器。可通过多个出口将毛细管和电缆导入仪器中以及从仪器中导出。

漏液传感器

漏液传感器可检测到聚集在仪器底盘中的漏出液体。仪器中漏出的液体由排出管流入底盘并在这里被检测到。

柱加热炉

柱加热炉可以为分离柱和淋洗液调温，以保证稳定的测量条件。柱加热炉中有一个带芯片读卡器的柱夹。

高压泵

智能化、少脉冲震荡的高压泵将淋洗液泵送到离子色谱仪系统。该高压泵装备有一个芯片，储存有工艺规格和“历史记录”（工作小时、维护服务数据等等）。



英蓝过滤器

英蓝过滤器可以避免分离柱被淋洗液中可能含有的污染物污染。孔径大小为 2 μm 的滤板可以快速且简单地更换。该滤板可清除溶液中的颗粒，例如细菌和藻类。

脉冲阻尼器

脉冲阻尼器可保护分离柱免受因压力浮动（例如在接通进样阀时）而造成的损害，并能在高敏度测量时降低不利的脉冲影响。

进样阀

进样阀用于连接淋洗路线和样品流路。通过快速准确的阀门切换，会注入根据样品环大小精确定量的样品溶液，并随着淋洗液将其冲到分离柱上。

Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM)

化学抑制器 MSM 的组成包括抑制器驱动装置和一个转子，必要时也包括一个适配器。抑制器驱动装置可在“一个驱动装置 - 多个转子”原理下实现不同转子的灵活使用。必要时利用一个适配器可以轻松更换容积、结构不同的抑制转子或者用于样品前处理的转子（SPM 转子）。这些转子不在仪器的标准配置内。与应用相匹配的转子或者必要时使用的适配器必须单独订购。

检测器

万通针对不同的分析任务提供一系列不同的检测器。相匹配的检测器型号必须作为单独设备订购。

分离柱

智能化分离柱依据各种成分与分离柱之间的相互作用将它们分离开来。万通分离柱装备有一个芯片，上面储存有其工艺规格和历史记录（投入运行、工作小时、进样等等）。

1.2 常规应用

930 Compact IC Flex Oven/ChS 采用化学抑制法对阴离子或极性物质进行离子色谱测定。

必要时该仪器也可以在没有化学抑制的情况下对阳离子、极性物质或阴离子进行测定。

本仪器适用于化学品及可燃性样品的处理。因此，在使用 930 Compact IC Flex 时，要求用户具备毒性和刺激性物质处理方面的基础知识和经验。此外，还需要实验室防火措施等相关规定和知识。

1.3 安全提示

1.3.1 常规安全说明



警告

请务必严格按照本文献中的说明运行仪器。

该仪器出厂时在安全技术方面完全正常。为保持此状态及安全运行设备，必须认真遵守下列提示。

1.3.2 电路安全

根据国际标准 IEC 61010 保证在该仪器上进行作业时的电路安全。



警告

只有经万通培训的人员方有权在电子元件上进行服务作业。



警告

切勿打开仪器外壳。这样会损坏仪器。而且如果触碰到带电部件还会有严重受伤的风险。

在外壳内部没有任何可由用户进行保养或更换的部件。

电源电压



警告

电源电压若错误则会损坏仪器。

只可使用为其专用的电源电压运行此仪器（见仪器背面）。

静电保护




警告

电子元件对静电荷很敏感，发生放电情况可能会损坏电子元件。

插接或断开仪器背面的电气连接线之前，必须先将电源电缆从电源接线盒中拔出来。

仪器只能在门关闭的情况下运行。

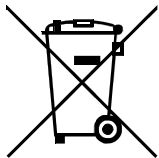

1.4 惯用图例

本手册中将会出现下列代表符号及格式：

(5-12)	参照图标说明 第一个数字为图标编号，第二个表示图中仪器元件。
1	指导步骤 请您按顺序依次执行这些步骤。
方法	对话文本，软件中的参数
文件 ► 新	菜单或菜单项
[继续]	按钮或按键
	警告 该符号表明一般性的致命或致伤危险。
	警告 该符号警告触电危险。
	警告 该符号警告高温、高热仪器部件。
	警告 该符号警告生物危险。
	小心 该符号表明可能有导致仪器或仪器部件损坏的危险。
	提示 该符号标明附加信息及建议。

2 仪器概览

2.1 正面

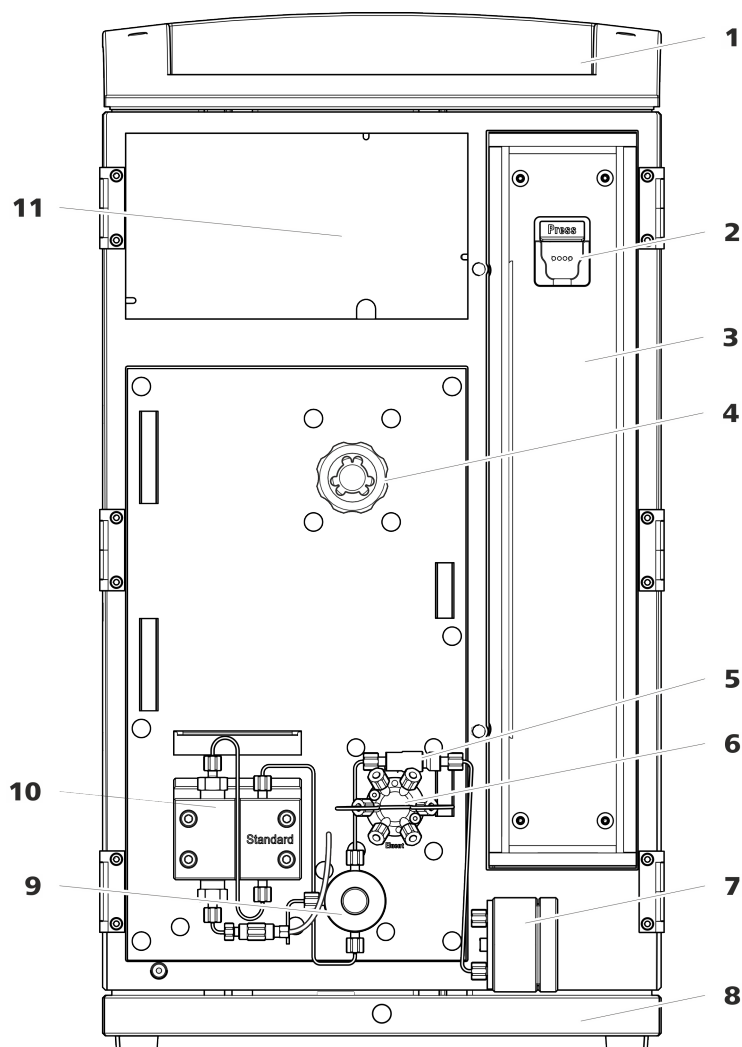


图1 正面

1 瓶固定件

为淋洗液瓶和其他附件提供安放位置。

3 柱加热炉

5 英蓝过滤器

2 柱夹

用于悬挂分离柱（iColumn）。带柱识别功能。

4 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）

6 进样阀

7 脉冲阻尼器**9 排气阀**

用于高压泵排气。中间有旋转头，且带有压力传感器。

11 检测器室

为嵌入式检测器和其他附件提供安放位置。

8 底盘

带漏液传感器。

10 高压泵

泵送淋洗液通过离子色谱仪系统。

2.2 背面

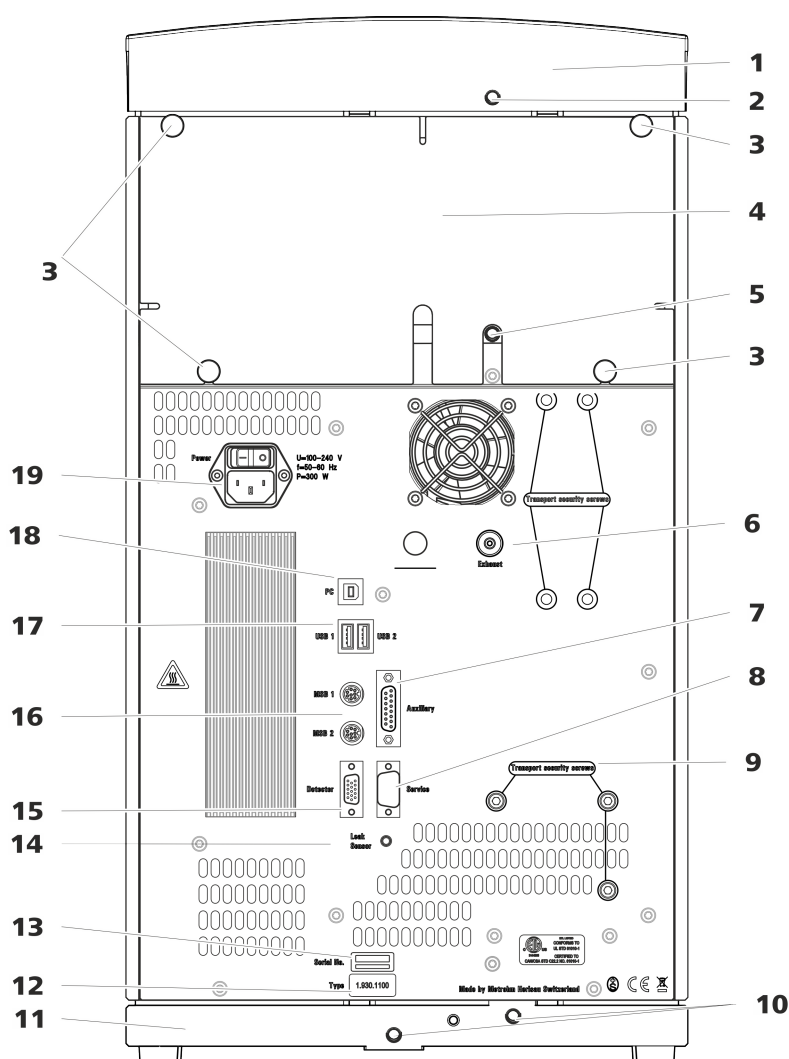


图2 背面

1 瓶固定件**2 排出管接口**

用于连接排出管，导出瓶架处溢出的液体。



3 滚花螺丝 用于固定可取下的后背面板。	4 后背面板 可取下。能够通往检测器室。
5 排出管接口 用于连接排出管，导出检测器室溢出的液体。	6 排气口 标注有 <i>Exhaust</i> 字样。用于将空气从真空室排出。
7 Auxiliary 接口 用于连接 891 Professional Analog Out (2.891.0010)。	8 Service 接口 仅用于万通服务部门。
9 运输保护螺丝 运输设备时，用来保证高压泵的安全。	10 排出管接口 用于连接两个排出管，将漏出的液体导入至漏液传感器，然后导入至废液瓶。
11 底盘 带漏液传感器。	12 铭牌
13 序列号	14 漏液传感器接口 标注有 <i>Leak Sensor</i> 标记。用于连接漏液传感器连接电缆。
15 检测器接口 标注有 <i>Detector</i> 标记。用于连接万通检测器。	16 MSB 接口 标注有 <i>MSB 1</i> 和 <i>MSB 2</i> 标记。用于连接 MSB 设备。
17 USB 接口 标注有 <i>USB 1</i> 和 <i>USB 2</i> 标记。用于连接 USB 设备。	18 计算机接口 用于通过 USB 电缆 (6.2151.020) 将仪器连接到计算机上。
19 电源接线盒 电源接线盒用于连接电源电缆，主机电源开关用于接通和关断仪器。	

2.3 毛细管和电缆的引线套管

有多个出口用于将毛细管引入仪器内，以及将毛细管和电缆导出仪器：

- 门上的出口
- 后背面板上的出口
- 仪器和底盘间以及仪器和瓶架间的通道（参见图5，第11页）

门上的出口

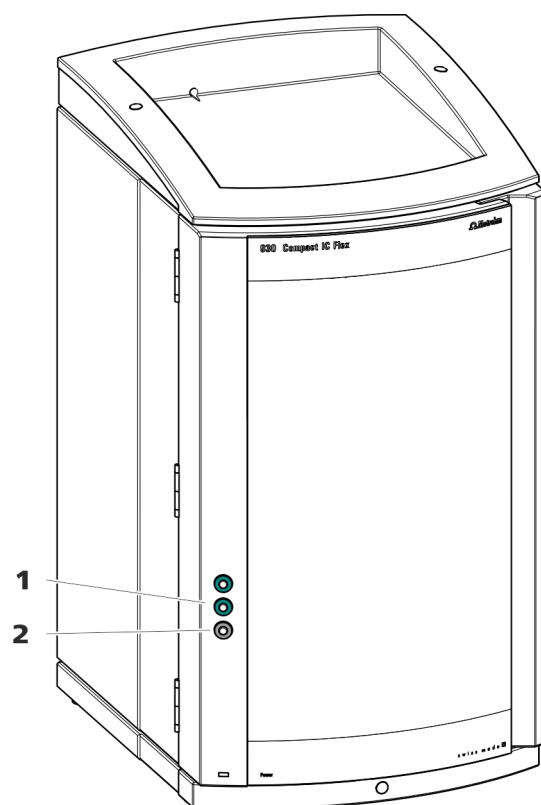


图3 门上的引线套管

1 Luer 式接头

用于从内部连接毛细管以及从外部插入注射器（6.2816.020）。用于手动样品进入。

2 毛细管出口

最多用于 3 条毛细管。

在仪器门上有一个最多用于 3 条毛细管的出口。

上面的两个 Luer 式接头本身并不是出口：毛细管利用 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝从内部固定在 Luer 式接头上。用一个注射器可从外部进样和抽取液体。



后背面板上的出口

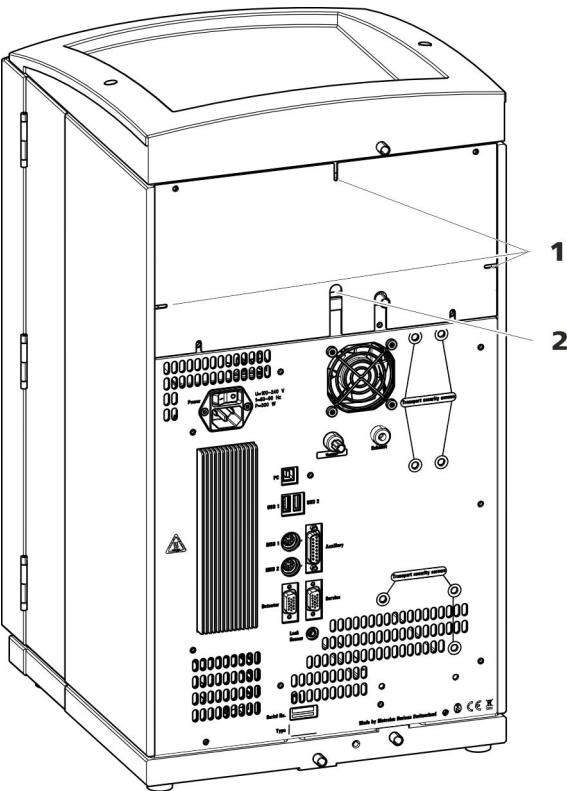


图4 毛细管和电缆的出口

- | | |
|---------|---------|
| 1 毛细管开孔 | 2 电缆的出口 |
|---------|---------|

可拆卸式后背面板上配有出口，通过这些出口可将毛细管和电缆导出检测器室。

毛细管通道

仪器和底盘之间以及仪器与瓶固定件之间各有毛细管通道。毛细管可从仪器两侧引向仪器正面，以及从仪器正面引向仪器背面。

PEEK（聚醚醚酮）毛细管

PEEK（聚醚醚酮）毛细管能够压力稳定在 400 bar 以下（取决于内直径），具有质地柔软、化学惰性且表面极为光滑的特点。这种毛细管可用毛细管切管器（6.2621.080）轻松裁成所需长度。

应用场合：

- 内直径为 0.25 mm 的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管（6.1831.010）适用于整个高压区域。
- 内直径为 0.5 mm 的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管（6.1831.180）适用于样品路径。

PTFE（聚四氟乙烯）毛细管

PTFE（聚四氟乙烯）毛细管是透明的，人们可以对所输送的液体进行目视追踪。它们均具有化学惰性、质地柔软的特点，并能抵抗高达 80 °C 的温度。这种毛细管可用毛细管切管器（6.2621.080）轻松裁成所需长度。

应用场合：

PTFE（聚四氟乙烯）毛细管（6.1803.0x0）用在低压区域中。

- 内直径为 0.5 mm 的 PTFE（聚四氟乙烯）毛细管适用于样品处理以及输送冲洗液（不一定包含在仪器的标准配置内）。

毛细管连接**提示****由于毛细管脱出造成的化学物质污渍**

如果使用较高的系统压力（> 15 MPa）工作，毛细管可能从压力螺丝中脱出。在这个过程中可能出现化学物质污渍。

为了避免这种情况，我们建议

- 在安装前对毛细管末端进行脱脂。
- 使用压力螺丝固定毛细管之前，请先用丙酮润湿抹布然后擦拭毛细管末端。
- 用扳手（6.2739.000）拧紧压力螺丝。

为获得最佳的分析结果，必须使离子色谱仪系统内的毛细管连接绝对密封且没有死点容积。如果两条互连在一起的毛细管末端并不完全匹配并由此导致液体泄露，则会产生死点容积。可能有两个原因：

- 毛细管末端切面并非完全平整。
- 两个毛细管末端并不完全匹配。

毛细管连接无死点容积的前提条件是两条毛细管末端的切面要完全平整。因此我们建议仅使用毛细管切管器（6.2621.080）来裁切 PEEK（聚醚醚酮）毛细管。

另请参见：网址 <http://ic-help.metrohm.com> 中的视频裁切毛细管。

建立无死点容积的毛细管连接

为建立无死点容积的毛细管连接，您可按如下方式进行：

- 1 使用浸有丙酮的抹布擦拭毛细管末端。
- 2 将压力螺丝推到毛细管上。此时要注意，毛细管应高出压力螺丝头 1-2 mm。
- 3 将毛细管插入两通或接口到底，并固定。
- 4 然后拧紧压力螺丝。在拧紧过程中将毛细管保持在止挡位置。

用于 PEEK（聚醚醚酮）毛细管的标记套管

PEEK（聚醚醚酮）毛细管（6.2251.000）的随附套件包含不同颜色的标记套筒，其作用在于通过颜色代码清楚地标出系统中各种不同的液流。输送某种特定液体（例如淋洗液）的毛细管会用同一种特定颜色的标记套筒标出。

- 1 将所需颜色的标记套筒推到毛细管上并移到一个清楚可见的位置。
- 2 使用热风机等加热标记套筒。
标记套筒按照毛细管的形状进行收缩。



提示

为更加清晰明了，可用一根螺旋带（6.1815.010）绑束毛细管。

3.3 取下运输保护螺丝

为防止在运输过程中损坏高压泵和真空泵的驱动装置，均采用运输保护螺丝对泵进行安全保护。这些运输保护螺丝位于仪器背面，且标记有 **Transport security screws**。

首次将仪器投入运行前，必须先取下运输保护螺丝。

附件

该步骤您需要：

- 内六角扳手 4 mm (6.2621.030)

取下运输保护螺丝

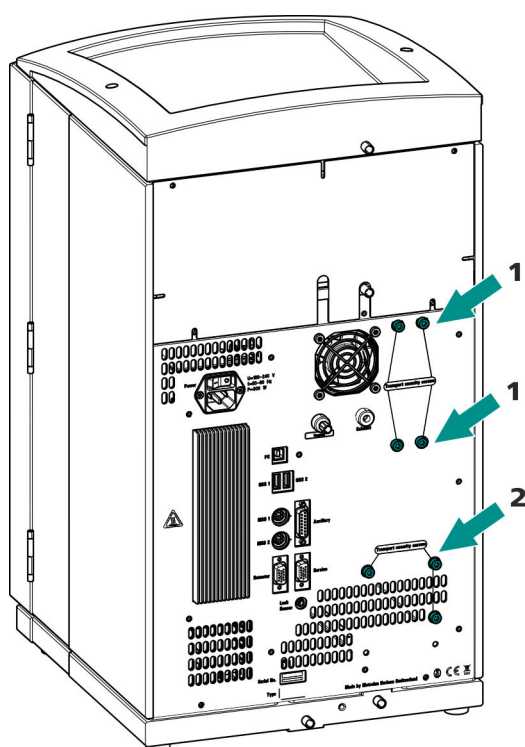


图6 取下运输保护螺丝

1 运输保护螺丝

用于真空泵。仅在仪器配有一个脱气装置或 CO₂ 抑制器 (MCS) 时存在。

2 运输保护螺丝

用于高压泵。

- 1 用内六角扳手取下所有运输保护螺丝。

请保管好运输保护螺丝。请在每次大规模运输仪器时，重新装上运输保护螺丝。



小心

如果运输仪器时未安装运输保护螺丝，可能导致泵损坏。

3.4 连接排出管和漏液传感器

漏液传感器可检测到聚集在仪器底盘中的漏出液体。从瓶架或检测器室中漏出的液体，会通过排出管流入底盘并在这里被检测到。

如果漏液传感器发现离子色谱仪系统内漏液，则离子色谱仪关闭。软件发出警告。

为保证漏液传感器正常工作，必须满足下列前提条件：

- 排出管已连接。
- 漏液传感器连接电缆已插入漏液传感器接口。
- 930 Compact IC Flex 已接通。
- 已在软件中将漏液传感器切换到**激活**状态。

3.4.1 安装排出管

瓶架或检测器室中漏出的液体流向仪器背面。瓶架上和检测器室中的出口允许液体流出。出口处必须固定安装排出管。这些排出管会将漏出的液体导入装有漏液传感器的底盘。


附件

该步骤需要附件包 Vario/Flex Basis (6.5000.000) 中的下列零部件:

- 2 条硅管 (6.1816.020)
- Y 形接头 (6.1807.010)

此外还需要一把剪刀。

安装排出管

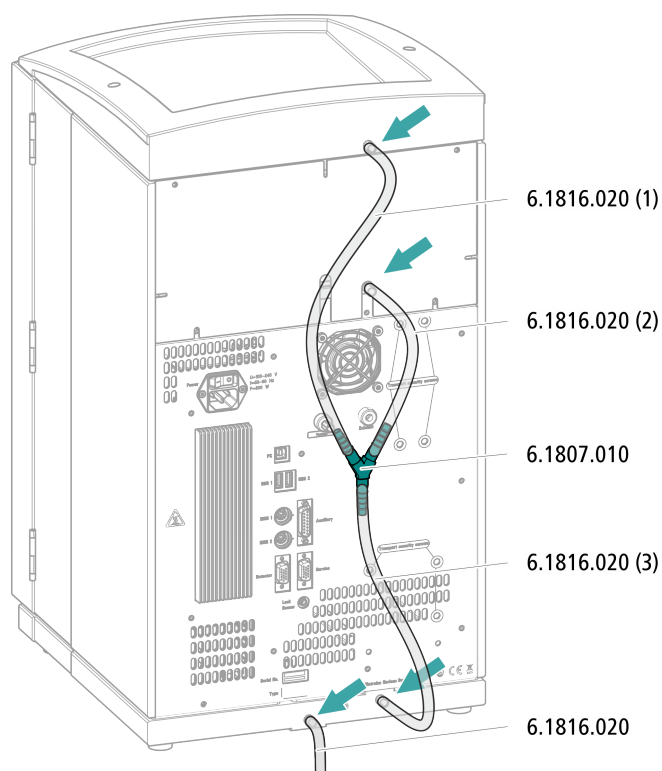

- 1** 用剪刀将硅管剪成三段：40 cm 左右长度的两段，以及 20 cm 长的一段。
- 2** 将 40 cm 长硅管段的一端插在瓶架的排出管接口处。
- 3** 将 20 cm 长硅管段的一端插在检测器室的排出管接口处。
- 4** 将两条硅管的松散端分别插在 Y 形接头的一端。
- 5** 将另一个 40 cm 长硅管段的一端插在 Y 形连接头的第三端。
将松散的一端插在底盘的右侧排出管接口处。
- 6** 将另一条硅管的一端插在底盘的左排出管接头处。
将松散的一端导入废液瓶。

3.6 连接淋洗液瓶

通过淋洗液吸液管将淋洗液从淋洗液瓶中吸出。淋洗液吸液管安装在高压泵输入端处。

必须先通过合适的出口（参见“后背面板上的出口”，第 10 页）将管导出仪器，才能将松散的一端与淋洗液瓶连接。

附件

该步骤需要下列附件：

附件包 *Vario/Flex ONE* (6.5000.010) 中的零部件。

- 淋洗液瓶 (6.1608.070)
- 附件组 淋洗液瓶盖 GL 45 (6.1602.160)
该附件组包括瓶盖、一个 M6 管口、一个 M8 管口、两个 O 型圈以及 M6 和 M8 螺纹堵头各一个。
- 附件组 吸液过滤头软管适配器 (6.2744.210)
该附件组中包括一个过滤器固定器、一个定位螺栓以及一个加重管。
- 一个吸液过滤头 (6.2821.090)
- 吸附管 (6.1609.000)
- SGJ 夹具 (6.2023.020)

连接淋洗液吸液管

1 安装淋洗液瓶盖 (6.1602.160)

- 先后将管口 M8 和 O 型圈套在淋洗液吸液管松散的一端。
- 将淋洗液吸液管松散的一端推入瓶盖的 M8 出口并暂时拧上。

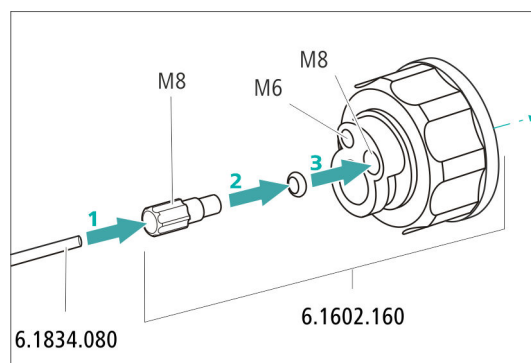


图7 安装淋洗液瓶盖

2 安装软管适配器

安装附加组 吸液过滤头软管适配器 (6.2744.210) 的零部件：

- 先将加重管套在淋洗液吸液管松散的一端。
- 再将定位螺栓套在淋洗液吸液管松散的一端。


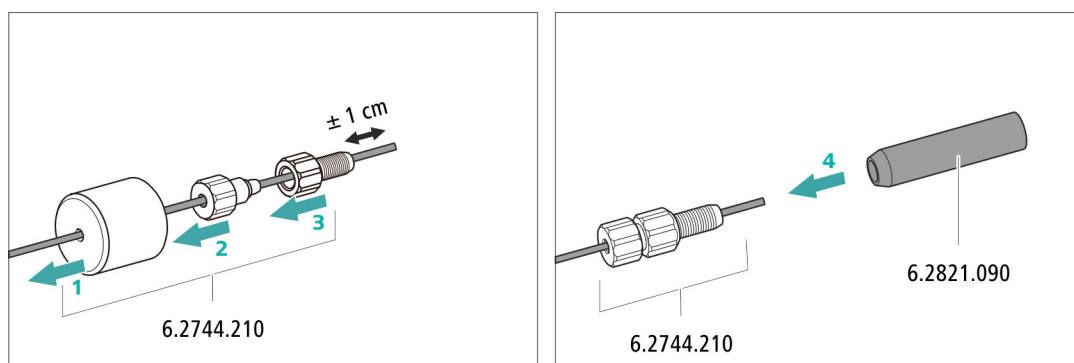


图8 安装加重管和吸液过滤头

5 在淋洗液瓶上安装淋洗液瓶盖

- 将淋洗液吸液管插进淋洗液瓶（6.1608.070）。
- 将瓶盖拧紧在淋洗液瓶上。
- 淋洗液吸液管的长度应为吸液过滤头到淋洗液瓶瓶底的距离。然后通过管口 M8 固定。
- 用附件组中的螺纹堵头 M6 封闭瓶盖上的 M6 出口。

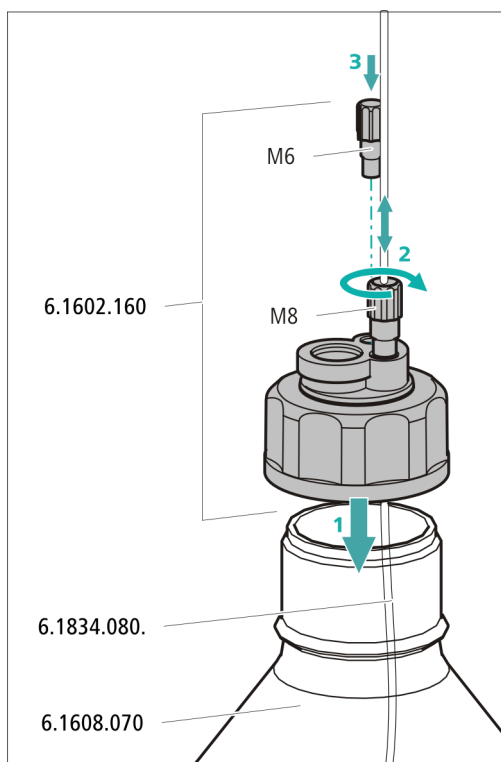

3.7 安装高压泵

智能化且少脉冲震荡的高压泵将淋洗液泵送到系统。该高压泵装备有一个芯片，此芯片上储存有工艺规格和“历史记录”（工作小时、维护服务数据等等）。

高压泵的组成包括：

- 泵头，用于通过系统泵送淋洗液。
- 排气阀，用于给泵头排气。

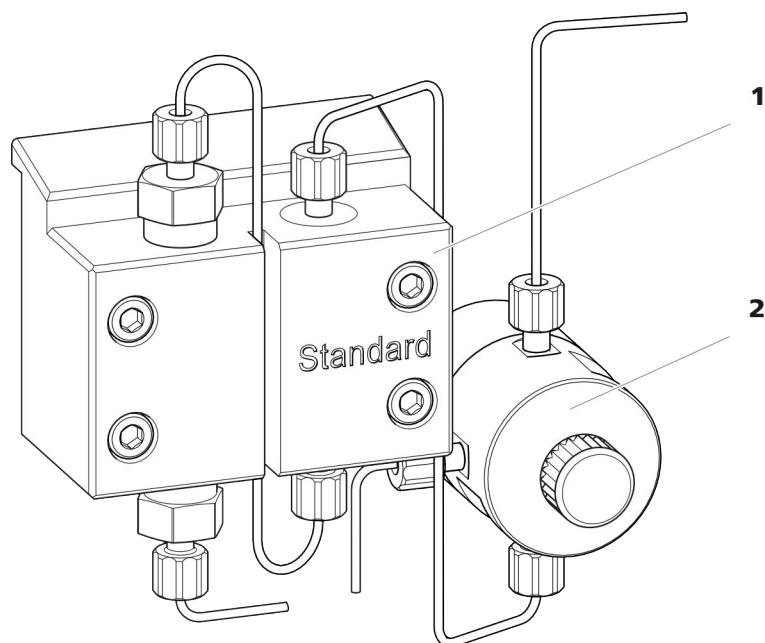


图9 带排气阀的高压泵

1 泵头

2 排气阀

高压泵已完全连接。不需要任何安装作业。

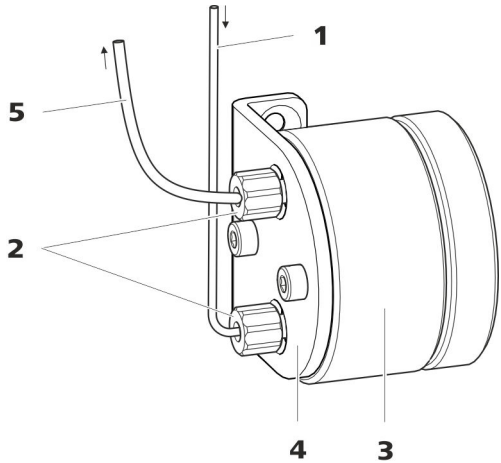


图 11 脉冲阻尼器

1 连接毛细管 连接到英蓝过滤器。	2 PEEK（聚醚醚酮）短压力螺丝 （6.2744.070）
3 脉冲阻尼器（6.2620.150）	4 脉冲阻尼器支架
5 连接毛细管 连接到进样阀。	

脉冲阻尼器已完全连接。不需要任何安装作业。

3.10 进样阀

进样阀用于连接淋洗路线和样品流路。通过快速准确的阀门切换，会注入一定量的样品溶液，并随着淋洗液将其冲到分离柱上。

已进样的样品溶液的数量通过以下方法确定：

- 通过样品环的容量或者
- 通过 800 Dosino，当使用万通部分样品环进样技术（MiPT）时。

样品环的选择取决于应用。通常使用下列样品环：

表格 1 我需要什么样的样品环？

应用	样品环
阳离子的测定	20 µL
抑制情况下进行阴离子测定	20 µL
无抑制情况下进行阴离子测定	100 µL
MiPT	250 µL

进样阀已完全连接。不需要任何安装作业。

2 安装新样品环


- 将样品环的一端用一个 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝（6.2744.010）固定在端口 3 处。
- 将样品环的另一端用第二个 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝（6.2744.010）固定在端口 6 处。

3.11 Metrohm Suppressor Module（万通抑制器模块 MSM）

930 Compact IC Flex 的抑制器驱动装置适用于各种转子。MSM-HC Rotor A（6.2842.000）和 MSM-HC Rotor C（6.2842.200）这样的大型转子均可直接装入。

MSM Rotor A（6.2832.000）和 MSM-LC Rotor A（6.2844.000）这样的小型转子，必须首先放入适配器（6.2842.020），然后再装入抑制器外壳。

为了将 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）连接到离子色谱仪系统，必须为所有转子使用连接件（6.2835.010）。

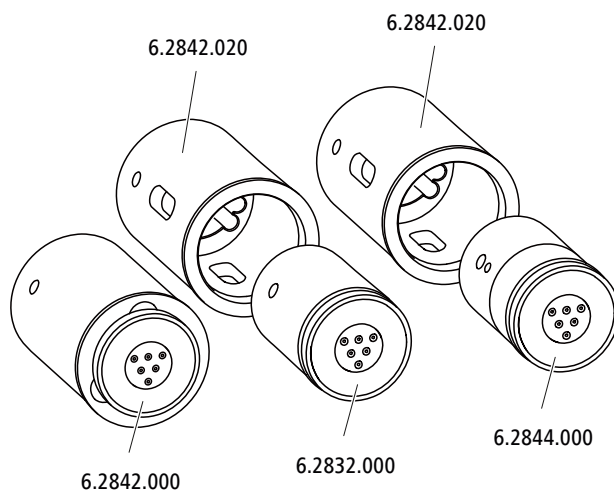

提示

转子和适配器不在仪器的供货范围内。

配套转子和必要时所需的适配器必须单独订购。

2 装入转子

- 使用浸有乙醇的无绒毛抹布清洁转子的密封面。
- 将转子装入抑制器驱动装置时，应使转子背面的管路连接正好匹配抑制器驱动装置内部的相应凹槽，并且能够通过抑制器驱动装置的开口缝隙从下看见转子的三个孔之一。



提示

转子安装正确时，其密封面应位于抑制器驱动装置下约 4 mm 处。

如果安装不正确，则必须通过小心地旋转使转子进入正确位置。如果无法转动或者取出转子，则必须用有尖端的工具（例如螺丝刀）从下方使转子进入正确位置。

3 装入连接件

- 使用浸有乙醇的无绒毛抹布清洁连接件的密封面。
- 将连接件装入抑制器驱动装置时，应使接口 1 位于上部，且连接件的三个凸轮须正好匹配抑制器驱动装置上的相应凹槽。

4 接上盖螺母

用手将盖螺母在抑制器驱动装置的螺纹处拧紧（不使用工具）。

装入小型转子

为了将一个小型转子装入抑制器驱动装置，需要使用适配器（6.2842.020）。

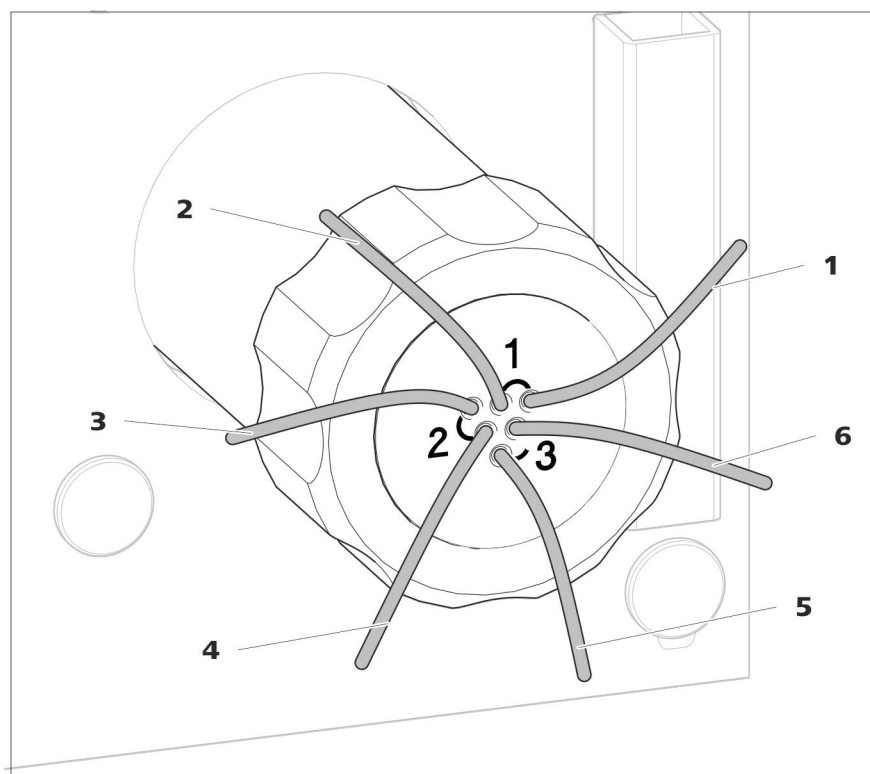


图13 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) – 连接毛细管

1 out
淋洗液输出毛细管。

3 regenerant
再生溶液输入毛细管。


5 waste rins.
冲洗液输出毛细管；连至废液瓶。


2 in
淋洗液输入毛细管。

4 waste reg.
再生溶液输出毛细管；连至废液瓶。

6 rinsing solution
冲洗液输入毛细管。


推荐安装

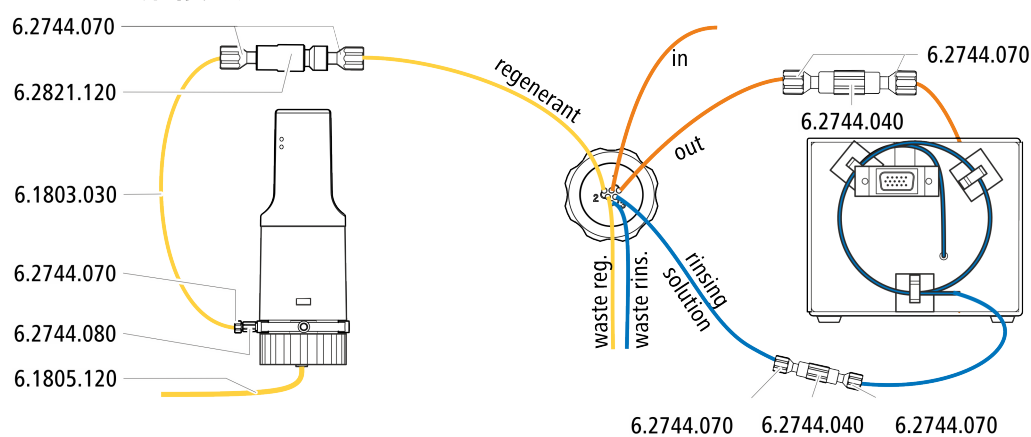

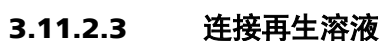


将再生溶液连接到 Dosino

- Dosino (2.800.0010)
- 附件包: Flex/Vario: ChS (6.5000.030)
- 离子色谱渗析装备: Dosino Regeneration (6.5330.190)

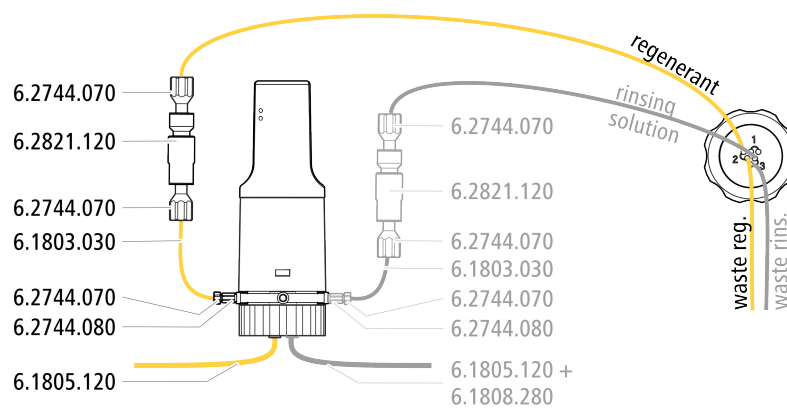

- 1 将标记有 *regenerant* 的毛细管用 一个压力螺丝（6.2744.070）固定在英蓝过滤器（6.2821.120）的输出端。
- 2 将一段 PTFE（聚四氟乙烯）毛细管（6.1803.030）用 一个压力螺丝（6.2744.070）固定在英蓝过滤器输入端。

- 英蓝过滤器 (6.2821.120)
- PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 (6.1803.030)
- 适配器 M6/UNF (6.2744.080)
- FEP 管 M6 / 100 cm (6.1805.120)
- Dosino 端口 4 的适配器, M6 内部 (6.1808.280)

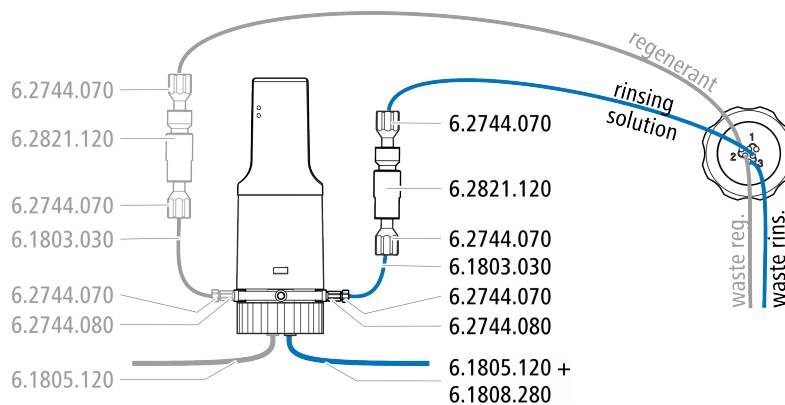

- 1 将标记有 *rinsing solution* 的毛细管用一个压力螺丝 (6.2744.070) 固定到英蓝过滤器 (6.2821.120) 的输出端。
- 2 将一段 PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 (6.1803.030) 用一个压力螺丝 (6.2744.070) 固定在英蓝过滤器输入端。
- 3 将 PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管另一端用一个压力螺丝 (6.2744.070) 和一个适配器 (6.2744.080) 固定在 Dosino 的端口 3 处。
- 4 将冲洗液瓶中的 FEP 管 (6.1805.120) 用适配器 (6.1808.280) 连接到 Dosino 的端口 4。

3.12 安装电导检测器

930 Compact IC Flex 在检测器室内留有一个检测器和另一个附件的安放位置。检测器可作为单独设备购买, 并带有单独的手册。

将检测器安装入仪器中

请遵照检测器手册中 *安装检测器* 一章进行操作。

3.14 将仪器连接到计算机上



提示


当仪器连接计算机时，必须关闭。

附件

该步骤需要下列附件：

- 附件包 Vario/Flex Basis (6.5000.000) 中的 USB 连接电缆 (6.2151.020)

连接 USB 电缆

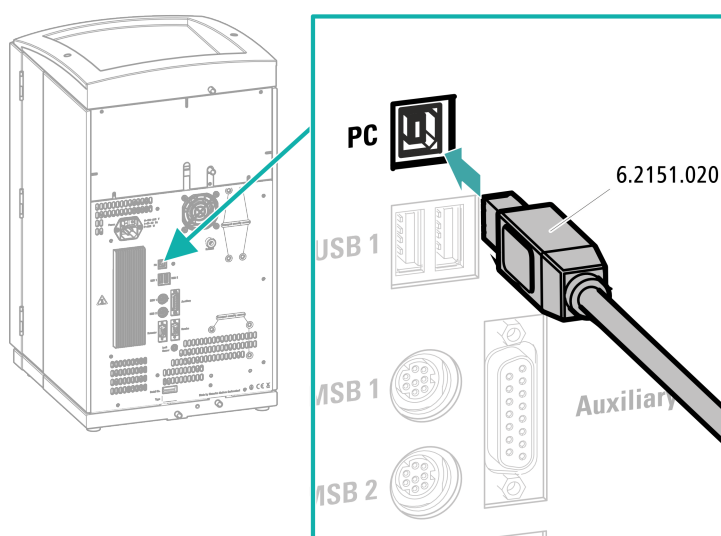

- 1 将 USB 电缆插入仪器背面的计算机接口内。
- 2 将另一端插入计算机的 USB 插口内。

3.16 首次投入运行

在安装保护柱和分离柱之前，必须使用淋洗液对整个系统进行第一次彻底冲洗。

冲洗离子色谱仪系统



小心

首次投入运行时，不允许安装分离柱和保护柱。
请确保在柱的位置上替代安装了两通（6.2744.040）。

1 准备软件

- 启动计算机程序 **MagIC Net**。
- 在 MagIC Net 中打开平衡选项卡：工作平台 ► 运行 ► 平衡。
- 导入（或创建）一种合适的方法。
另请参见：MagIC Net 操作教程和在线帮助。

2 准备仪器


- 请确保淋洗液吸液管已浸入淋洗液，并且淋洗液瓶中有足够的淋洗液。
- - STREAM 方法（建议）：确保已将再生溶液的吸液管浸入溶液中，且溶液量充足。然后检查检测器输出毛细管是否已和 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）的冲洗液输入毛细管（标记有 *rinsing solution*）连接。
 - 使用两个瓶进行再生和冲洗时，还可以：确保已将辅助溶液（再生溶液和冲洗液）的吸液管浸入各溶液中，且两个瓶中均有足够的溶液。检查检测液输出毛细管是导入废液瓶还是与废料收集器相连。
- 接通仪器。

MagIC Net 可识别仪器及其所有模块。

3 启动平衡

- 在 MagIC Net 中启动平衡：工作平台 ► 运行 ► 平衡 ► 启动硬件。

4 给高压泵排气

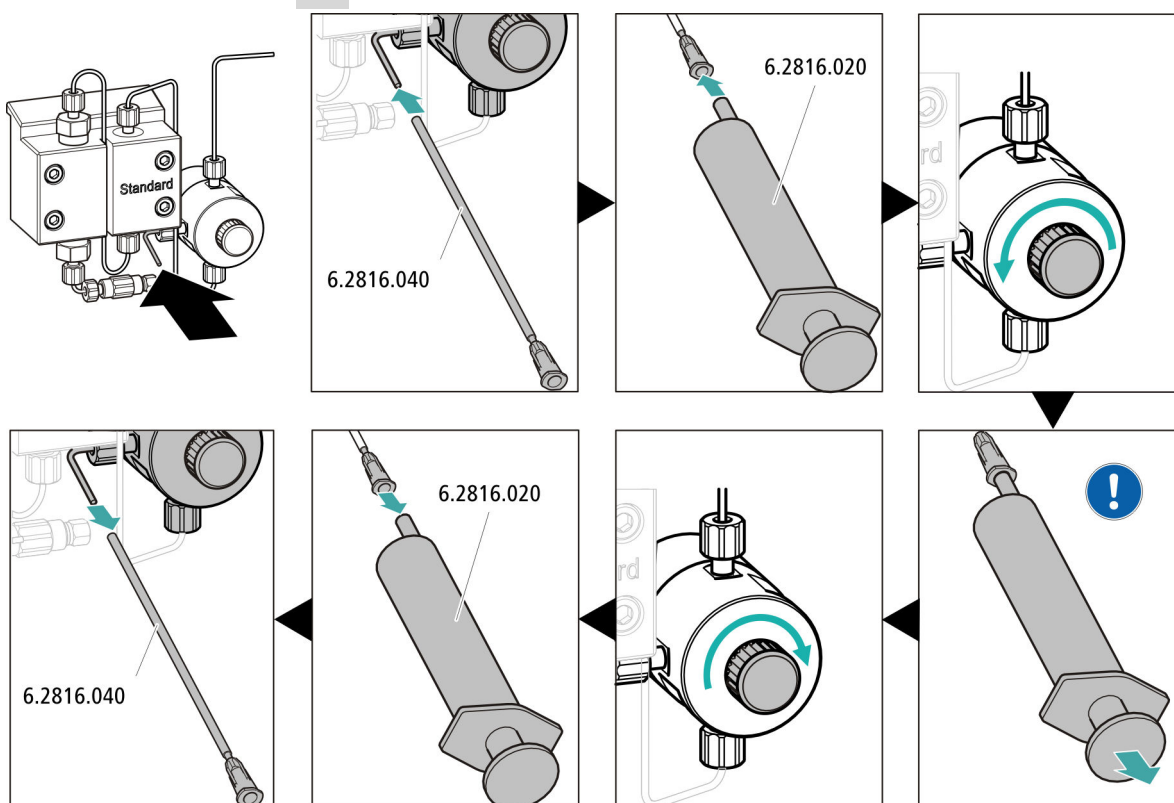

- 将排气插管（6.2816.040）的末端穿过排气毛细管的末端，然后推到排气阀上。
- 将注射器（6.2816.020）插入排气插管的 Luer 式接头。
- 通过旋转头打开排气阀（大约旋转 $\frac{1}{2}$ 圈）。
- 在 MagIC Net 中接通高压泵。
- 使用注射器吸取淋洗液，直到淋洗液吸液管中不再有气泡。
- 在 MagIC Net 中关闭高压泵。
- 通过旋转头拧紧排气阀。
- 从排气插管中拉出注射器。
- 从排气毛细管上拔下排气插管。

5 在无柱情况下对仪器进行冲洗

- 用淋洗液冲洗仪器（未连接柱）10 分钟。

3.17 连接保护柱并冲洗

保护柱可保护分离柱并明显提高其使用寿命。可从万通购买到的保护柱，是指保护柱自身或所谓的保护柱套，后者需与柱套支架配合使用。将保护柱套安装在相应柱套支架里的安装过程，在保护柱的说明书里进行了描述。



提示

万通建议在工作时应始终使用保护柱。它可保护分离柱，必要时应定期更换。



提示

关于哪种保护柱对您的分离柱最为适合，您可在**万通离子色谱柱系列**一书（可通过万通代理商购买）以及随附的分离柱说明书中找到，也可在 <http://www.metrohm.com> 中（生产部分的离子色谱页面）获取有关分离柱的产品信息，或直接向您的代理商寻求建议。



小心

新的保护柱内已充满溶液，其两端均用塞子或盖子密封。

在使用保护柱前请确认，该溶液与所使用的淋洗液可以互溶（请注意制造商的说明）。



提示

连接保护柱的前提是，仪器已投入运行（参见章节 3.16，第 39 页）。届时必须用一个两通（6.2744.040）替代保护柱和分离柱。

附件

该步骤需要下列附件：

- 保护柱（与分离柱配套）

3.18 连接分离柱

智能型分离柱（iColumn）是离子色谱图像分析的核心。它借助柱按照不同成分的相互作用将他们分离。万通分离柱装备有一个芯片，上面储存有其工艺规格和历史记录（投入运行、工作小时、进样等等）。



提示

哪种分离柱对您的应用更为合适，请您从**万通色谱柱系列**一书或从您的分离柱产品信息中获知，也可直接向您的代理商寻求建议。

分离柱的产品信息请参见 <http://www.metrohm.com> 中的离子色谱产品区。

每个柱均附带有一份测试图谱以及一份备注说明。有关离子色谱分析特殊应用的更详细信息，您可在相应的“**应用公报**”或者“**应用简报**”中获取。可以参见网站 <http://www.metrohm.com> 中的应用一栏，或者向负责的万通代表处免费索取。



小心

新分离柱内已充满溶液，其两端均用塞子密封。在使用柱前请确认，该溶液与所使用的淋洗液可以互溶（注意制造商的说明）。



提示

分离柱在首次投入运行之后才与仪器相连接。在此之前，请用两通（6.2744.040）代替保护柱和分离柱。

2 安装分离柱入口



小心

请您在使用柱时始终注意，必须按照标记的流动方向将柱正确装入。

有三种方法：

- 将柱输入端直接拧在保护柱上，或者
- 如果保护柱已用一个连接毛细管连接在分离柱上：将柱输入端用 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝（6.2744.070）连接在保护柱的输出毛细管上，或者
- 如果不使用保护柱（不建议）：将柱输入毛细管用一个短压力螺丝（6.2744.070）固定在分离柱的入口处。

3 冲洗分离柱

- 将大口杯放在分离柱出口下。
- 在 MagIC Net 中启动手动控制并选择高压泵：**手动 ► 手动控制 ► 泵**
 - **流速：**逐步提高到在柱说明书中建议的流速。
 - **开**
- 用淋洗液冲洗分离柱大约十分钟。
- 在 MagIC Net 的手动控制中重新停止高压泵：**关**。

4 去除两通

- 去除柱输出毛细管中的两通（6.2744.040）。

5 安装分离柱出口

- 将柱输出毛细管用一个短 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝（6.2744.070）固定在柱出口端。

6 安装分离柱

- 将带芯片的分离柱插入柱夹，直到听到卡入的声音。
- 这时 MagIC Net 识别到分离柱。

3.19 平衡

在下列情况下，必须用淋洗液平衡系统，直到到达一稳定的基线：

- 安装完成后
- 每次接通仪器后
- 每次更换淋洗液后



提示

在淋洗液的成分发生变化后，平衡时间会明显延长。

平衡系统

1 准备软件



小心

请您注意，设定的流速不得高于相应柱的允许流速值（见柱的说明书及芯片数据组）。

- 启动计算机程序 **MagIC Net**。
- 在 MagIC Net 中打开**平衡**选项卡：工作平台 ► 运行 ► 平衡。
- 选择（或创建）一种合适的方法。
另请参见：*MagIC Net 操作教程*和在线帮助。

2 准备仪器

- 须确定，已按照粘贴标签上标明的流向正确装入各种柱（箭头必须指向流动方向）。
- 请确保淋洗液吸液管已浸入淋洗液，并且淋洗液瓶中有足够的淋洗液。

3 启动平衡

- 在 MagIC Net 中启动平衡：工作平台 ► 运行 ► 平衡 ► 启动硬件。
- 目检所有毛细管以及从高压泵到检测器的接口处是否密封。如果某处有淋洗液漏出，则可再加力拧紧相应的压力螺丝或松开压力螺丝检查毛细管末端，必要时用毛细管切管器将其裁短后重新拧上压力螺丝。

4 平衡系统

用淋洗液冲洗系统，直至达到所需的稳定基线。

现在该仪器已准备就绪，可用于样品的测量。

5 运行和保养

5.1 离子色谱仪系统

5.1.1 运行

为避免温度造成影响，应避免分析系统包括淋洗液瓶受到阳光直射。

5.1.2 护理

本仪器需要适度护理。仪器过度污染会引发功能故障，并缩短机电机构的使用寿命。

如有化学品和溶剂不慎洒出，必须立即清洁仪器。最重要的是保护插头连接（特别是电源插头）不被污染。



小心

结构设计方面采取的措施可有效避免液体进入仪器内部。如果仍怀疑有刺激性介质进入仪器内部，必须立即拔下电源插头。只有这样方可避免仪器电子元件严重损坏。请通知万通服务部门。



警告

导电部件导致电击

切勿打开仪器外壳。

只有经过培训的人员才能打开仪器外壳。

5.1.3 保养工作由万通服务人员执行

建议您最好请万通公司专业人员提供设备的年度保养维护。如果经常使用腐蚀性和锈蚀性的化学品，建议缩短保养周期。万通服务部门可随时为您提供有关万通仪器维护和保养的专业指导。

5.1.4 停机状态和重新启动

如果较长时间不再使用本仪器，则取下保护柱和分离柱。用甲醇和超纯水（1:4）的无盐混合液冲洗离子色谱仪系统。以避免淋洗液盐析出结晶，从而造成损坏。

无盐冲洗离子色谱仪系统

- 1 在软件中，停止硬件并等待，直到高压泵内的压力降低。

5.3 护理门



小心

门的质地为 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃））。绝对禁止使用刮擦物或溶剂进行清洁。



小心

抬起仪器时，绝对不要将其靠在门上。保持仪器不脱离外壳。

5.4 更换柱加热炉的毛细管

预热槽位于柱加热炉的内侧壁，槽内已铺设柱输入毛细管并用支撑板固定。

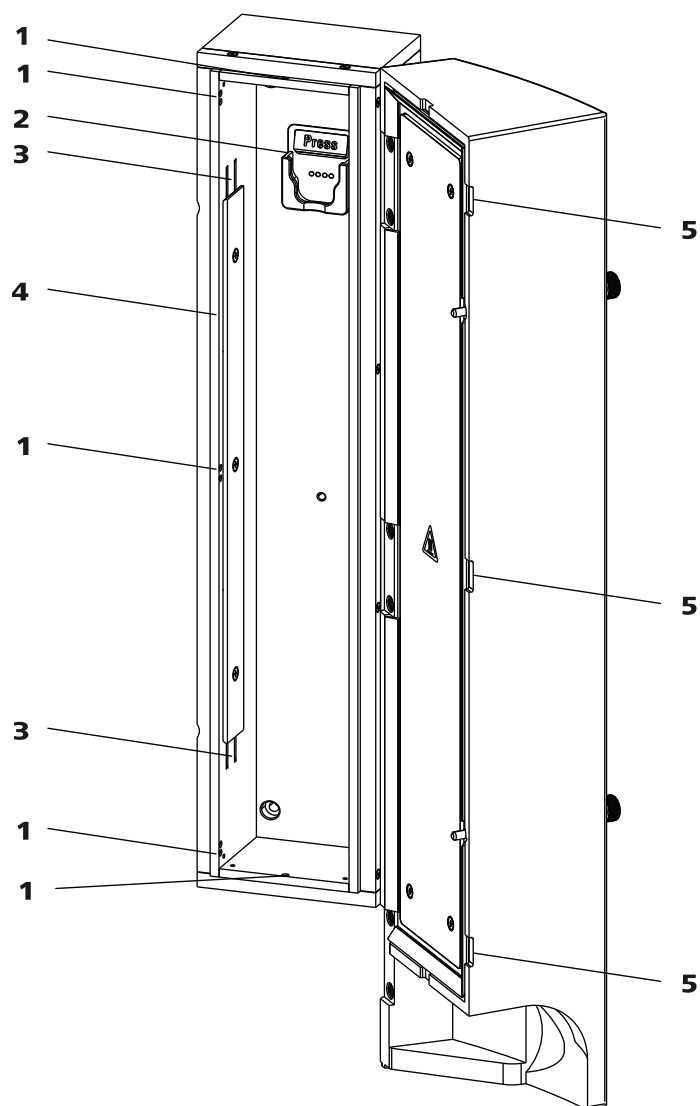


图14 柱加热炉

1 开口
用于引导毛细管。

3 预热槽
用于穿入待加热的毛细管。

5 凹槽
阻止毛细管受挤压。

2 柱夹
用于悬挂分离柱（iColumn）。带柱识别功能。

4 支撑板
用于固定已穿入的毛细管。

更换预热毛细管

为方便向柱加热炉的预热槽内送入柱输入毛细管，我们建议将支撑板的螺栓稍微松开，但不完全取下。

- 1 沿一个下方的出口 (14-1) 将柱输入毛细管导入柱加热炉。
- 2 从下方将柱输入毛细管推入两个预热槽 (14-3) 中靠外的一个。从支撑板下方推入，直到在上方冒出。
- 3 将柱输入毛细管小心向下弯折，并从上而下穿过内部预热槽，直到其从支撑板下缘冒出。

5.5 使用淋洗液

谨慎使用淋洗液可确保分析结果的稳定性。在使用淋洗液的过程中请注意采取下列常用措施：

- 装有淋洗液的供给瓶必须按 章节 3.6，页码 19 进行连接。这一点对含液态溶剂的淋洗液（例如丙酮）尤为重要。
- 必须防止淋洗液瓶内出现沉淀。水滴形成会导致淋洗液浓度比例关系变化。
- 对于极为敏感的测量来说，我们建议用一个磁力搅拌器（例如 2.801.0010 连同 6.2070.000）持续搅拌淋洗液。
- 为保护离子色谱仪系统不受外来物质侵害，我们推荐通过吸液过滤头（6.2821.090）（参见 章节 3.6，第 19 页）吸取淋洗液。一旦该吸液过滤头变成黄色，必须予以更换；最晚不能超过 3 个月。

5.5.1 制造淋洗液

用于制造淋洗液的化学品必须具有至少为“p.a.”的纯度。只能使用超纯水（电阻 $> 18.2 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ ）进行稀释。（此规定普遍适用于离子色谱领域内使用的试剂）

须始终对新制造的淋洗液进行微滤（ $0.45 \mu\text{m}$ 过滤器）。

淋洗液的成分对离子色谱分析有决定性影响：

浓度	浓度的提高通常会造成更短的保留时间及更快的淋洗，但同时也带来更高的背景电导信号。
pH	pH 变化会导致分解作用平衡点移动，并由此而引起保留时间的变化。
有机溶剂	向水性淋洗液中添加有机溶剂（例如甲醇、丙酮、乙腈）时，通常可以加速亲脂性离子变化。

5.7 保养高压泵



提示

有关该任务，请在 *Multimedia Guide IC Maintenance*（离子色谱仪保养的多媒体指南）或网址 <http://ic-help.metrohm.com/> 中观看系列视频。

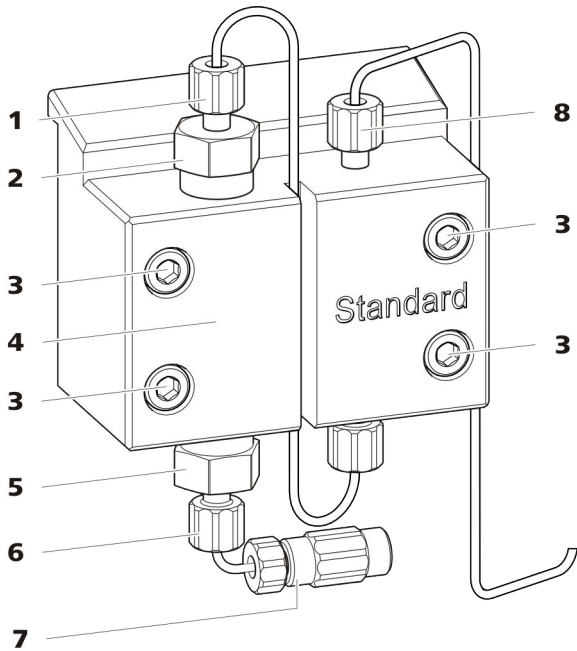


图 15 高压泵部件

1 短压力螺丝（6.2744.070） 固定在出口阀支架上。	2 出口阀支架
3 固定螺栓	4 泵头
5 进口阀支架	6 短压力螺丝（6.2744.070） 固定在进口阀支架上。
7 淋洗液吸液管接口 由一个两通和压力螺丝组成。	8 短压力螺丝（6.2744.070） 固定在泵出口上。

保养间隔时间

下列高压泵部件必须至少每年保养一次：

- 进口阀（6.2824.170）
- 出口阀（6.2824.160）
- 活塞密封圈（6.2741.020）
- 锆活塞杆（6.2824.070）


遇到下列问题时，也可进行保养作业：

清洁出口阀

备件

如果还没有清洁出口阀，则需要一个新的出口阀（6.2824.160）来执行该步骤。

1 取下出口阀

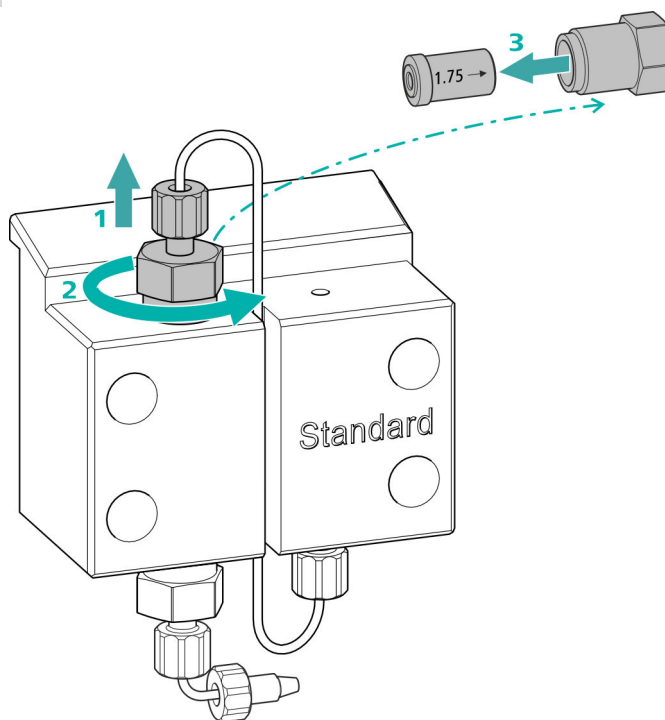

- 将连至辅助活塞的连接毛细管从出口阀支架(15-2)处拧下（1）。
- 先用可调扳手松开出口阀支架，然后用手拧下（2）并取出。
- 从出口阀支架取出出口阀（3）。

2 清洁出口阀

- 用一个装有超纯水、RBST[™] 溶液或丙酮的喷洗瓶先朝淋洗液流动方向冲洗出口阀。（淋洗液流动方向用箭头标记在阀上。）
冲洗液必须从阀门出口流出。
如果没有溶液流出，则说明阀门堵塞。
- 用一个装有超纯水、RBST[™] 溶液或丙酮的喷洗瓶朝淋洗液流动方向的反向冲洗出口阀。
冲洗液只能从阀门出口流出。


如果出口阀在清洗后仍堵塞，则必须将其更换。

清洁进口阀

备件

如果还没有清洁进口阀，则需要一个新的进口阀（6.2824.170）来执行该步骤。

1 取下进口阀

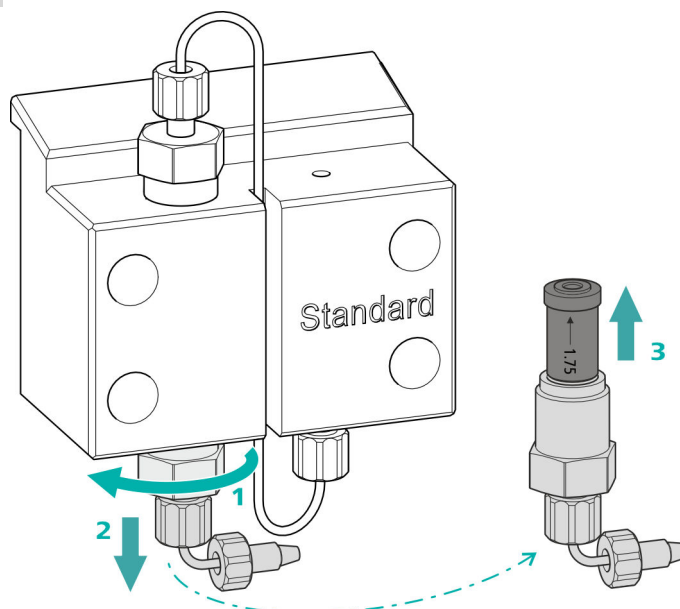


- 旋下用于连接淋洗液吸液管(15-7)的连接毛细管。
- 先用可调扳手松开进口阀支架（1），然后用手拧松（2）并取出。
- 将进口阀从进口阀支架取出（3）。

2 清洁进口阀

- 用一个装有超纯水、RBST[™] 溶液或丙酮的喷洗瓶先朝淋洗液流动方向冲洗进口阀。（淋洗液流动方向用箭头标记在阀上。）
冲洗液必须从阀门出口流出。
如果没有溶液流出，则说明阀门堵塞。
- 用一个装有超纯水、RBST[™] 溶液或丙酮的喷洗瓶朝淋洗液流动方向的反向冲洗进口阀。
冲洗液只能从阀门出口流出。

如果进口阀在清洗后仍堵塞，则必须将其更换。

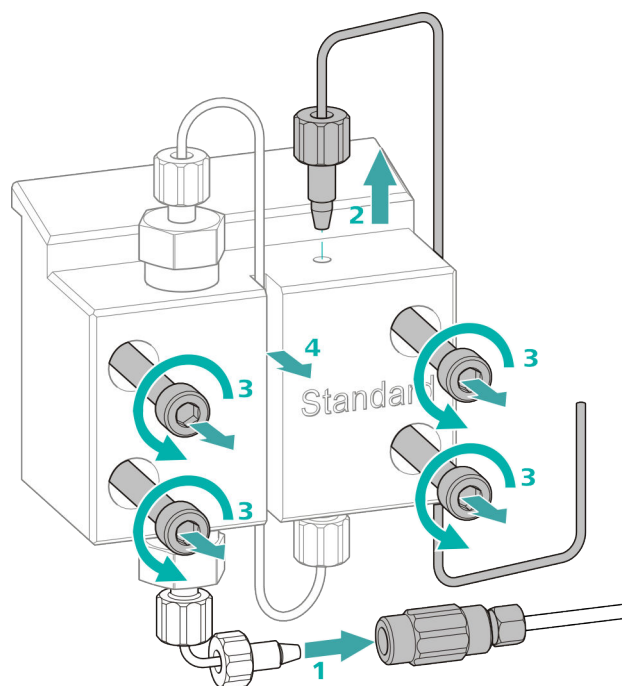

- 1 将两通与压力螺丝分离，用一个塞子密封。
- 2 松开并取下泵头出口(15-8)处的压力螺丝。
- 3 用内六角扳手松开并取下四个固定螺栓(15-3)。
- 4 取下泵头(15-4)。

保养活塞

请在两个活塞处依次进行下列工作。

活塞的保养包括下列任务：

1. 更换活塞密封圈。
2. 清洁或更换铝活塞杆。
3. 重新安装活塞。

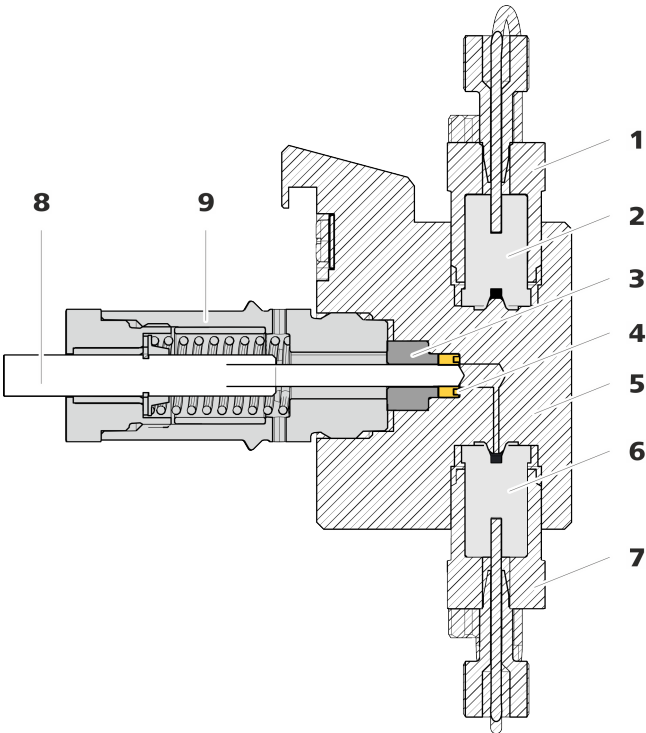


图16 高压泵—横截面

1	出口阀支架	2	出口阀（6.2824.160）
3	支撑环	4	活塞密封圈（6.2741.020）
5	泵头	6	进口阀（6.2824.170）
7	进口阀支架	8	铅活塞杆（6.2824.070）
9	活塞架		

附件

该步骤需要下列附件：

您可以在附件包：Vario/Flex Basis（6.5000.000）中找到这些零部件。

- 可调扳手（6.2621.000）
- 活塞密封圈工具（6.2617.010）包括一个用于取出旧活塞密封圈的尖头(17-1)，一个用于置入新活塞密封圈的套管(17-2)。

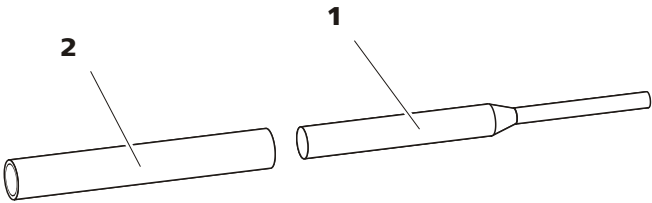


图17 活塞密封圈工具（6.2617.010）

1	尖头	2	套管
---	----	---	----

备件

该步骤需要一个新的活塞密封圈（6.2741.020）。

更换活塞密封圈

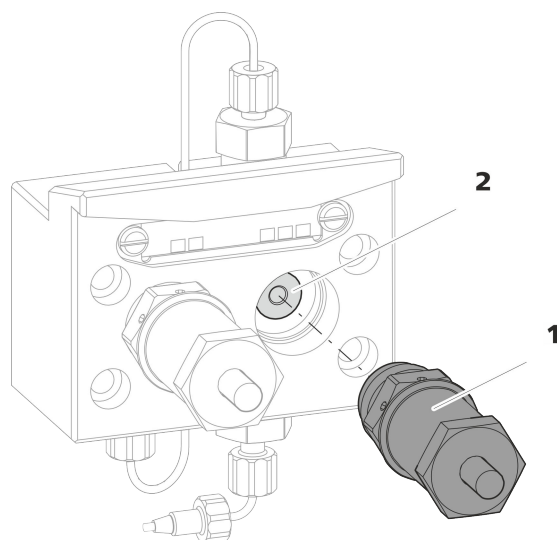


图18 泵头 — 取出活塞架

1 活塞架

2 支撑环

1 取下活塞架

用可调扳手松开活塞架(18-1)，然后用手将其从泵头中拧出。放在一旁。

2 取下支撑环

从活塞出口抖落支撑环(18-2)。放在一旁。

3 取出旧的活塞密封圈



小心

一旦将用于活塞密封圈（6.2617.010）的工具拧入该活塞密封圈，会最终导致该活塞密封圈彻底毁坏！



小心

尽量不要使泵头中的密封表面与工具接触！

仅将活塞密封圈工具的尖头(17-1)稍微拧入，以便能将其拉出。

- 拉出锆活塞杆，并将其置于纸巾上。
- 将弹簧固定器、弹簧和塑料内套管从活塞架中取出，也一同放置。
- 将旁边的支撑环从泵头中取出，并和其他部件置于一处。

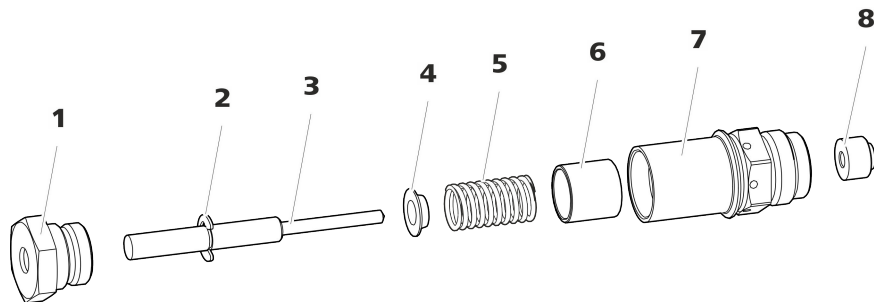


图 20 活塞架的组成部件

1	活塞架螺栓	2	止动垫片
3	锆活塞杆（6.2824.070）	4	弹簧固定器
5	弹簧（6.2824.060）	6	塑料内套管 防止金属刮伤。
7	活塞架	8	支撑环

2 清洁活塞架的部件

- 锆活塞杆因磨损或沉淀物而受到污染后，用纯净的去污粉清洁，然后用不含杂质的超纯水冲洗并风干。
如果锆活塞杆受到更严重的污染和磨损，则应予以更换。
- 用超纯水冲洗活塞的其他部件，并用无绒抹布擦干。

3 更换锆活塞杆

- 从旧的活塞上取下止动垫片(20-2)。如果止动垫片固定地太紧，则用一个尖锐的物品松解止动垫片。
- 将止动垫片在相同的位置上安装到新的活塞上。

4 组装活塞架


- 将塑料内套管、弹簧和弹簧固定器装入活塞架中。
- 小心地把锆活塞杆推入活塞架中，直至尖端从活塞架的小出口中露出。
- 接上螺栓，并用手拧紧。

安装活塞

1 重新装上支撑环

用超纯水清洁然后重新装上支撑环(16-3)。

连接高压泵的入口和出口

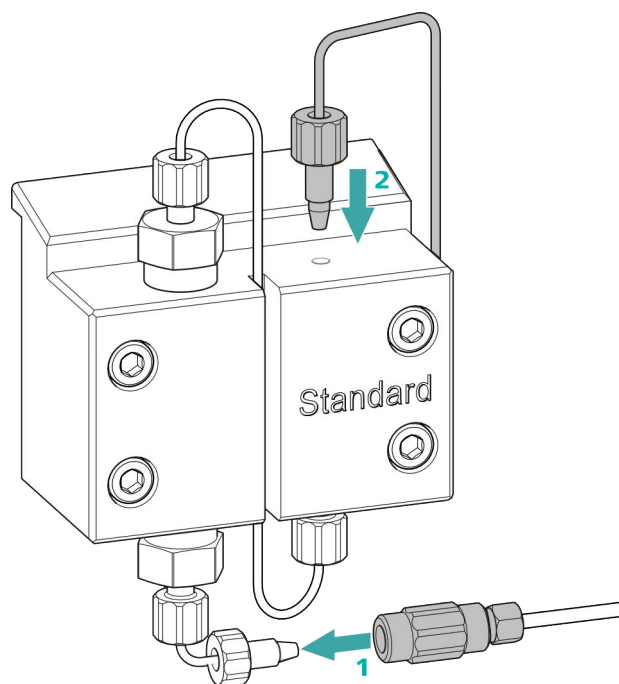

1. 取出两通的塞子。将两通拧紧在泵头输入毛细管上的压力螺丝处（1）。
 - 将泵头输出毛细管重新拧紧在泵头出口处（2）。

5.8 保养英蓝过滤器



提示

有关该任务，请在 *Multimedia Guide IC Maintenance*（离子色谱仪保养的多媒体指南）或网址 <http://ic-help.metrohm.com/> 中观看系列视频。

保养间隔时间


至少每隔 3 个月更换一次过滤器；根据应用不同需加快更换频率。

附件

该任务需要下列附件：

- 附件包：Vario/Flex Basis（6.5000.000）中的两个可调扳手（6.2621.000）
- 镊子
- 包装内的一个新过滤器（6.2821.130）

装入新的过滤器

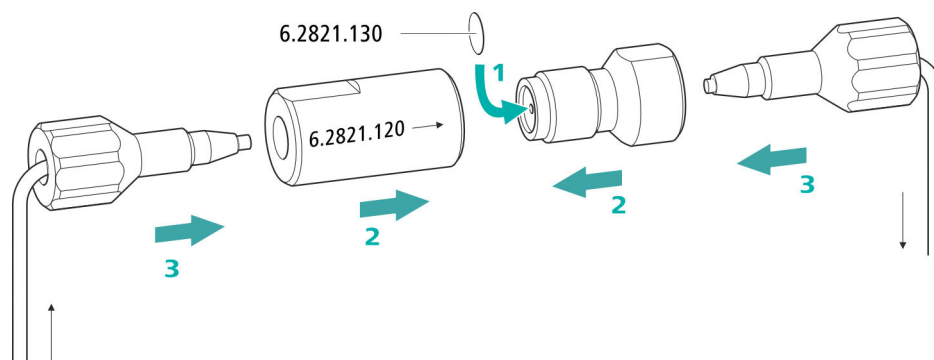

1 装入新的过滤器

- 小心地用一个镊子将一个新的过滤器平直地放入过滤器螺栓 (21-2)，然后用镊子背面压紧。

2 安装过滤器螺栓

- 重新把过滤器螺丝 (21-2) 旋入过滤器外壳 (21-1) 中，并用手拧上。然后用两把可调扳手 (6.2621.000) 稍微拧紧。

3 重新安装英蓝过滤器

- 重新拧入英蓝过滤器上的压力螺丝。
注意流动方向与英蓝过滤器上所画的一样。

4 冲洗英蓝过滤器

- 拆卸保护柱 (如果有) 和分离柱，并用两通 (6.2744.040) 替代。
- 用淋洗液冲洗仪器。
- 10 分钟后重新装入柱。



小心

Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）能力下降或反压过高时，必须对 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）进行再生处理（参见章节 5.11.3.2，第 72 页）、清洁（参见章节 5.11.3.4，第 74 页）或者更换（参见章节 5.11.3.5，第 76 页）。

5.11.2 护理抑制器外壳



小心

抑制器透明外壳会被弄花。

抑制器外壳的质地为 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）。不正确的清洁可能将其刮伤或弄花。影响或阻碍对转子的观察。

- 请使用**非研磨性制剂**进行清洁。
- 不得使用**溶剂**进行清洁。

5.11.3 保养 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）

5.11.3.1 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）的组件

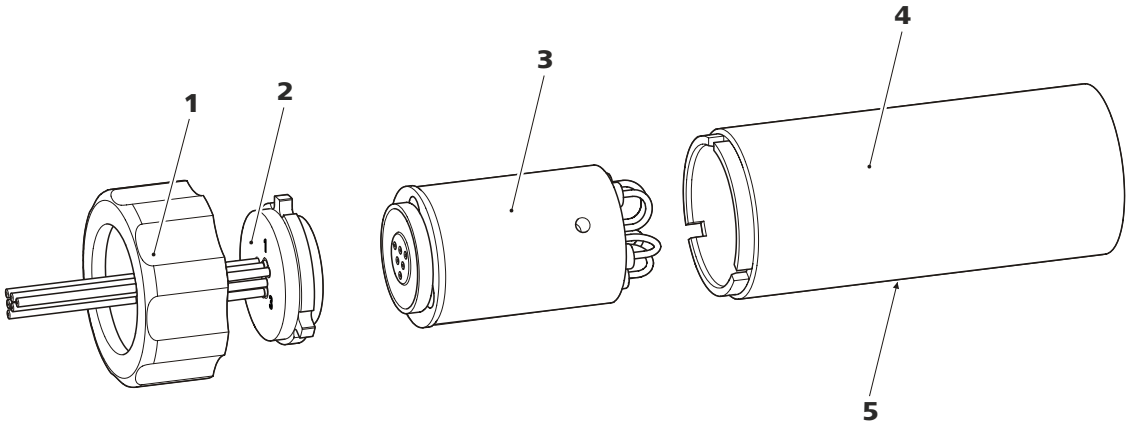


图 22 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）的部件

1	盖螺母	2	连接件
3	转子	4	外壳
5	外壳上的开口缝隙		

5.11.3.2 阴离子抑制器再生

如果阴离子抑制元件长时间受到某些重金属（例如铁）或有机物污染的影响，则标准再生溶液无法将其彻底清除干净。由此将损害抑制元件的能力，轻则降低磷酸盐敏感度，重则导致基线大幅上升。

若此类作业能力问题在一个或多个位置上出现，则必须用下列溶液之一对所有阴离子抑制元件进行再生处理：

再生溶液

- **重金属或反压升高污染:**
1 mol/L H_2SO_4 + 0.1 mol/L 草酸
- **有机物阳离子络合试剂污染:**
0.1 mol/L H_2SO_4 / 0.1 mol/L 草酸/丙酮 5%
- **有机物质深度污染:**
0.2 mol/L H_2SO_4 / 丙酮 $\geq 20\%$
- **某些环境样品导致的污染**
1 mol/L H_3PO_4



提示

如果在离子色谱仪系统中曾使用磷酸作为再生溶液，则须继续通过磷酸再生。重新使用硫酸再生可能导致基线受到干扰。



小心

不允许将 PVC 材质的泵管用于含有机溶剂的溶液。

我们建议使用高压泵进行再生。

清洁阴离子抑制器转子

1 断开 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 和离子色谱仪系统

- 从离子色谱仪系统上断开标记了 **regenerant** 和 **rinsing solution** 的 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）毛细管。

2 再生 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM)

采用上述溶液，在 15 分钟内依次对三个抑制元件进行再生。

- 将标记有 **regenerant** 的毛细管用 一个两通 (6.2744.040) 连接在高压泵出口处。
- 在软件中将高压泵的流量设为 0.5 mL/min。
- 将再生溶液连接到高压泵。

- 接通高压泵。
如果在再生过程中压力降低，泵流量将缓慢增加，直至最大值 2 mL/min。此时注意，压力不得超过 2 MPa！
- 大约 15 分钟后，关闭高压泵。
- 在软件中通过 **Step** 指令切换到下一个抑制元件，并如上所述进行再生。
- 三个抑制元件全部再生完毕后，立刻将标有 **regenerant** 字样的毛细管从两通上松开。

3 冲洗 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）

再生完成后必须用已脱气的超纯水冲洗三个抑制元件各 15 分钟。

- 将标记有 **rinsing solution** 的毛细管用一个两通（6.2744.040）连接在高压泵出口处。
- 在软件中将高压泵的流量设为 0.5 mL/min。
- 将超纯水连接到高压泵。
- 接通高压泵。
如果在冲洗过程中压力降低，泵流量将缓慢增加，直至最大值 2 mL/min。此时注意，压力不得超过 2 MPa！
- 大约 15 分钟后，关闭高压泵。
- 在软件中通过 **步骤** 指令切换到下一个抑制元件，并如上所述进行冲洗。
- 三个抑制元件全部冲洗完毕后，立刻将标有 **rinsing solution** 字样的毛细管从两通上松开。

4 将 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）连接在离子色谱仪系统上

- 再次将标记了 **regenerant** 和 **rinsing solution** 的 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）毛细管连接在离子色谱仪系统上。
- 重新将高压泵输入端和输出端连接在离子色谱仪系统上。

5.11.3.3 阳离子抑制器再生

如果阳离子抑制元件较长时间遭到某些污染，则无法再用标准的再生溶液将其完全清除。抑制元件的性能不断下降，从基线上升或者不对称的波峰中可以看出这一点。

如果此类问题在一个或多个位置上出现，则必须对所有的阳离子抑制元件进行如下处理：

阳离子抑制器再生

1 堵住再生溶剂

堵住再生溶液的输送。

2 对第一个阳离子抑制元件进行再生处理

用淋洗液冲洗整个系统，直到抑制元件完成耗尽为止（可以从导电性明显上升看出来）。在通常情况下，可能持续长达 240 分钟。

3 对第二个阳离子抑制元件进行再生处理

在软件中通过 **Step** 指令切换到下一个抑制元件。重复步骤 2。

4 对第三个阳离子抑制元件进行再生处理

在软件中通过 **Step** 指令切换到下一个抑制元件。重复步骤 2。

5 恢复再生溶液

只要所有三个抑制元件都已经完全用尽，则就恢复再生溶液的输送。

6 对系统进行平衡处理

像往常一样对系统进行平衡处理（参见离子色谱仪手册中的“平衡”一章）。

5.11.3.4 清洁 Metrohm Suppressor Module (万通抑制器模块 MSM)

下列情况下有必要清洁 Metrohm Suppressor Module（万通抑制器模块 MSM）：

- Metrohm Suppressor Module (万通抑制器模块 MSM) 连接软管上的反压升高。
- 不可修复的 Metrohm Suppressor Module (万通抑制器模块 MSM) 堵塞现象 (溶液不能再通过 Metrohm Suppressor Module (万通抑制器模块 MSM) 进行输送)。
- 不可修复的 Metrohm Suppressor Module (万通抑制器模块 MSM) 闭锁 (Metrohm Suppressor Module (万通抑制器模块 MSM) 不能再继续开启使用)。

清洁 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM)

1 断开 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 和离子色谱仪系统

- 关断仪器。
- 从离子色谱仪系统上断开所有 Metrohm Suppressor Module（万通抑制器模块 MSM）毛细管。

2 拆卸 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM)

- 将盖螺母 (22-1) 从外壳 (22-4) 上拧下。
- 将连接件 (22-2) 同转子 (22-3) 一起从外壳中拉出。
如果转子仍留在外壳中，则您可按如下方式将其推出：
将有尖端的工具插入外壳的开口缝隙，从而推出转子。
- 通过旋转运动从转子上松开连接件。

3 冲洗毛细管

- 按顺序将六条固定在连接件 (22-2) 上的 PTFE 毛细管连接到高压泵 上并用超纯水泵送一遍。
- 检查连接件处是否有漏水。

如果毛细管中某一条发生堵塞，则必须更换连接件（参见“更换 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 的零件”，第 77 页）（订货号 6.2835.010）。

4 清洁转子

- 使用浸有乙醇无绒毛抹布清洁转子 (22-3) 的密封面。


5 装入转子



小心

如果转子安装不正确，该转子会在投入运行时损坏。

页 对于转子的概览请参见示意图，第 27 页

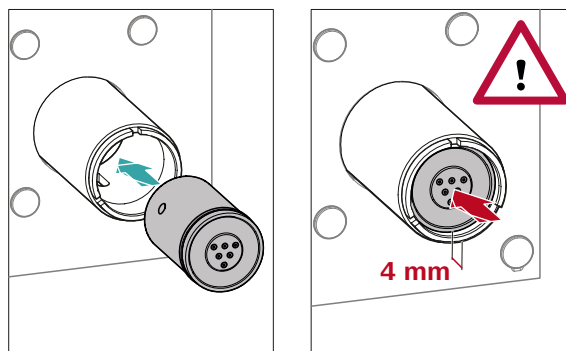

- 将转子 (22-3) 装入外壳 (22-4) 时，应使转子背面的管路连接正好匹配外壳内部的相应凹槽，并且能够通过外壳的开口缝隙 (22-5) 从下看见转子的三个孔之一。



提示

转子安装正确时,其密封面应位于抑制器驱动装置下约 4 mm 处。

如果安装不正确，则必须通过小心地旋转使转子进入正确位置。如果无法转动或者取出转子，则必须用有尖端的工具（例如螺丝刀）从下方使转子进入正确位置。

6 清洁连接件

- 用浸有乙醇的不掉毛抹布清洁连接件 (22-2) 的密封面。

7 装入连接件

也请参见章节3.11.1，第28页

- 将连接件 (22-2) 装入外壳内时，应使接口 1 位于上部，且连接件的三个凸轮须正好匹配外壳上的相应凹槽。
- 重新接上盖螺母 (22-1) 并用手拧紧（不要使用工具）。

8 连接 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 并平衡

- 重新将 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 连接在离子色谱仪系统上。
- 首次切换 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 前, 必须用溶液冲洗三个抑制元件各 5 分钟。

5.11.3.5 更换 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 部件

下列情况下有必要更换 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 部件:

- 不可修复的抑制器抑制能力问题（磷酸盐敏感度降低和/或基线大幅上升）。
- 不可修复的 Metrohm Suppressor Module（万通抑制器模块 MSM）堵塞现象（溶液不能再通过 Metrohm Suppressor Module（万通抑制器模块 MSM）进行输送）。

可更换的部件包括转子和连接件。

更换 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）的零件

1 断开 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）和离子色谱仪系统

- 关断仪器。
- 从离子色谱仪系统上断开所有 Metrohm Suppressor Module（万通抑制器模块 MSM）毛细管。

2 拆卸 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）

- 将盖螺母 (22-1) 从外壳 (22-4) 上拧下。
- 将连接件 (22-2) 同转子 (22-3) 一起从外壳中拉出。
如果转子仍留在外壳中，则您可按如下方式将其推出：
将有尖端的工具插入外壳的开口缝隙，从而推出转子。
- 通过旋转运动从转子上松开连接件。

3 清洁新转子

- 用浸有乙醇的不掉毛抹布清洁新转子 (22-3) 的密封面。

4 装入新转子




小心

如果转子安装不正确，该转子会在投入运行时损坏。



提示

为了将一个小转子装入抑制器驱动装置，需要使用适配器 (6.2842.020)（参见“装入小型转子”，第 29 页）。

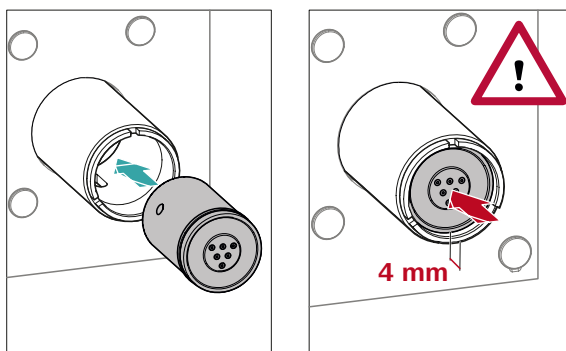

- 将新转子 (22-3) 装入外壳 (22-4) 时，应使转子背面的管路连接正好匹配外壳内部的相应凹槽，并且能够通过外壳 (22-5) 的开口缝隙从下看见转子的三个孔之一。



提示

转子安装正确时,其密封面应位于抑制器驱动装置下约 4 mm 处。

如果安装不正确，则必须通过小心地旋转使转子进入正确位置。如果无法转动或者取出转子，则必须用有尖端的工具（例如螺丝刀）从下方使转子进入正确位置。

5 清洁新连接件

- 使用浸有乙醇的无绒毛抹布清洁新连接件 (22-2) 的密封面。

6 装入新连接件

也请参见章节3.11.1，第28页

- 将连接件 (22-2) 装入外壳内时，应使接口 1 位于上部，且连接件的三个凸轮须正好匹配外壳上的相应凹槽。
- 重新接上盖螺母 (22-1) 并用手拧紧（不要使用工具）。

7 连接 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 并平衡

- 将 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 的所有毛细管重新连接到离子色谱仪系统上。
- 首次切换 Metrohm Suppressor Module (万通抑制模块 MSM) 前, 必须用溶液冲洗三个抑制元件各 5 分钟。

5.12 保养检测器

请遵照检测器手册中的保养须知进行操作。

5.13 冲洗样品流路

在测量新样品之前，必须用足够长的时间冲洗样品流路，以免测量结果受先前样品影响而出现错误（样品残留）。

使用新样品冲洗样品流路所需的时间称为冲洗时间。该时间取决于转移时间。

转移时间是样品从样品容器流至样品环末端所需的流动时间。转移时间取决于以下因素：

- 用于样品转移的蠕动泵或 Dosino 的泵功率。
- 毛细管总容量
- 通过样品脱气装置从样品中所除去的气体体积（只要存在并连接有样品脱气装置）

可按以下方式确定转移时间：

确定转移时间

1 排空样品流路

向样品流路（泵管、管路连接、脱气装置中的毛细管、样品环）泵送几分钟空气，直到全部液体被空气挤出为止。

2 拧下样品环

拧下样品环的末端。

3 吸取样品并测量时间

吸取一种在之后应用中常用的典型样品，并用秒表测量样品从样品容器流至样品环末端所需时间。

停止时间即为“转移时间”。

4 拧紧样品环

重新拧紧样品环。

自动进行样品注入时，冲洗时间必须至少为**转移时间**的 3 倍。

检查冲洗时间

虽然应用的冲洗时间已足够，但仍可通过直接测量样品残留进行检查。可按如下方式进行：

1 准备两个样品

- **样品 A：** 一种常用的典型样品。

- **样品 B:** 超纯水。

2 测定“样品 A”

将“样品 A”按照冲洗持续时间通过样品流路进行输送、进样并测量。

3 测定“样品 B”

将“样品 B”按照冲洗持续时间通过样品流路进行输送、进样并测量。

4 计算样品残留

样品残留的强度符合样品 B 测量与样品 A 测量峰值面的比例关系。比例越小样品残留量越小。通过改变冲洗时间变化可以改变这种比例关系。并由此可以确定应用所需的冲洗时间。

5.14 分离柱

5.14.1 分离效率

分析可达到的质量很大程度上取决于所用分离柱的分离效率。所选分离柱的分离效率必须能足以应付出现的分析问题。如果遇到问题,无论何种情况请先参照标准色谱图检查分离柱质量。

有关万通提供的分离柱详细信息，您可在随附的分离柱说明书以及**万通离子色谱柱系列**一书（可通过万通代理商购买）中获得，或者在网址 <http://www.metrohm.com> 中通过生产部分的离子色谱页面找到。有关离子色谱分析特殊应用的详细信息，您可在相应的“**Application Bulletins**”（应用简报）或“**Application Notes**”（应用说明）中找到，这两篇文章均可通过网址 <http://www.metrohm.com> 中的应用部分获得，或者向万通负责代理商免费索取。

5.14.2 保护分离柱

为使分离柱尽可能久地保持分离效率，我们建议采取以下保护措施：

- 对样品和淋洗液均进行微过滤（0.45 μm 过滤器），另外使用吸液过滤头（6.2821.090）抽吸淋洗液。
- 请始终使用保护柱。关于哪种保护柱对您的分离柱最为适合，您可在**万通离子色谱柱系列**一书（可通过万通代理商购买）以及随附的分离柱说明书中找到，也可在 <http://www.metrohm.com> 中（生产部分的离子色谱页面）获取有关分离柱的产品信息，或直接向您的代理商寻求建议。
- 使用脉冲阻尼器。

5.14.3 贮藏分离柱

在储存闲置的分离柱时，请您务必保证分离柱始终处于封闭状态并按柱制造商的说明充满。

5.14.4 分离柱再生

若柱的分离特性变差，可以将分离柱按照柱制造商的规定作再生处理。有关对万通提供的分离柱进行再生的信息，请参见各柱随运的说明书。



提示

再生为不得已而采取的措施。不可经常进行。

问题	原因	补救方法
压力突然下降。	系统内漏液。	检查毛细管连接，必要时进行密封（参见章节3.2，第12页）。
基线受到严重干扰。	淋洗路线未密封。	检查淋洗路线，排除漏液。 必要时用扳手（6.2739.000）拧紧压力螺丝。
	高压泵－泵阀脏污。	清洗泵阀（参见章节5.7，第55页）。
	淋洗路线堵塞。	检查淋洗路线，排除堵塞。
	淋洗液中的污染	检查化学物质和水的质量。
	高压泵－活塞密封圈损坏。	更换活塞密封圈（参见章节5.7，第55页）。
	脉冲阻尼器未连接或损坏。	连接（参见章节3.9，第24页）或更换脉冲阻尼器。
基线漂移。	尚未达到热平衡。	在接通柱加热炉的情况下平衡仪器（参见章节3.19，第46页）。
	系统内漏液。	检查所有的毛细管连接，必要时进行密封（参见章节3.2，第12页）。
	淋洗液中的有机溶剂挥发。	- 检查淋洗液瓶盖（参见章节3.6，第19页）。 - 不断搅拌淋洗液。
系统中的压力大幅上升。	英蓝过滤器（6.2821.120）发生堵塞。	更换过滤器（6.2821.130）。
	Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）堵塞。	Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）再生处理（参见章节5.11.3.2，第72页）。 提示：必须使用带过滤器 6.2821.180 的泵管路连接。

问题	原因	补救方法
	保护柱 – 堵塞。	更换保护柱（参见章节 3.17，第 41 页）。
	分离柱 – 堵塞。	- 分离柱再生（参见章节 5.14.4，第 81 页）。 - 更换分离柱（参见“连接分离柱”，第 44 页）。 提示：应始终对样品进行微过滤。
	进样阀 – 堵塞。	将阀门送去清洗（由万通技术服务人员）。
色谱图中的保留时间出现意外变化。	淋洗液 – 错误的浓度	创建浓度正确的淋洗液。
	分离柱 – 分离效率变差。	- 分离柱再生（参见章节 5.14.4，第 81 页）。 - 更换分离柱（参见“连接分离柱”，第 44 页）。
	淋洗液里有气泡。	给高压泵排气（参见图，第 40 页）。
	高压泵 – 损坏。	联系万通服务部门。
峰值面小于预期。	样品 – 样品流路中出现漏液。	查找样品流路中的漏液并排除。
	样品 – 样品流路堵塞。	查找样品流路内的堵塞位置，然后排除堵塞。
	样品 – 样品环未能（完全）装满。	调整样品的转移时间（参见“确定转移时间”，第 79 页）。
	样品 – 样品中有气泡。	使用样品脱气装置。
MSM—再生溶液或冲洗液无法充分输送。	系统内有漏液。	检查所有连接。
	Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）– 反压过高。	清洁 Metrohm Suppressor Module（万通抑制模块 MSM）（参见章节 5.11.3.4，第 74 页）或者更换部件（参见章节 5.11.3.5，第 76 页）。
保留时间很难具有重现性。	淋洗路线未密封。	检查淋洗路线的所有连接，排除漏液。
	淋洗路线堵塞。	检查淋洗路线，排除堵塞。
	淋洗液里有气泡。	给高压泵排气（参见章节 3.16，第 39 页）。

问题	原因	补救方法
	分离柱 – 柱头的死点容积。	▪ 将分离柱以与流动方向相反的方向安装并在大口杯中进行冲洗（只要说明书允许进行）。 ▪ 更换分离柱（参见“连接分离柱”，第 44 页）。
色谱图分辨率很差	分离柱 – 分离效率变差。	▪ 分离柱再生（参见章节 5.14.4，第 81 页）。 ▪ 更换分离柱（参见“连接分离柱”，第 44 页）。



7 技术数据

7.1 参照情况

本章中引述的技术数据均根据以下参照情况而来：

环境温度	+25 °C (±3 °C)
设备状态	运行 40 分钟以上

7.2 环境条件

运行	
标称作用范围	+5 至 +45°C 相对空气湿度最大为 80%，非冷凝
储存	+5 至 +45°C 相对空气湿度最大为 80%，非冷凝
使用高度 / 压力范围	最大海拔高度为 3000 m。 / 最小 700 mbar
过电压类	II
污染程度	2

7.3 外壳

尺寸	
宽度	302 mm
高度	562 mm
深度	368 mm
底盘、外壳和瓶架材料	PUR（聚氨酯）硬塑料海绵，具有抗燃防护能力，抗燃等级 UL 94 V-0，不含 FCKW（氯氟碳化合物），带涂层
IP 防护等级	IP 20
操作元件	
指示灯	待机显示 LED
开关	仪器背面

7.4 重量

2.930.2200 23.52 kg （不含附件）

7.5 漏液传感器

类型 电子式，无需校正

7.6 柱加热炉

类型 电阻加热装置，使最长 300 mm 的智能柱保持恒温。

可设定的温度范围 0—+80 °C，步距 0.1 °C

加热 环境温度 +5 °C—环境温度 +40 °C

温度重现性 ±0.2 °C

稳定性 < 0.05 °C

加热所需时间 < 30 分钟，从 20 °C 加热到 40 °C

7.7 高压泵

类型

- 串联式双活塞泵
- 智能化泵头识别体系
- 化学惰性
- 非金属泵头
- 与淋洗液接触的材料：PEEK（聚醚醚酮）、ZrO₂、PTFE/PE
- 自行优化的流量和压力

传送速率

可以设置的流量范围 0.001–20 mL/min
0.01–5 mL/min 使用标准 PEEK（聚醚醚酮）泵头

流量递增 1 µL/min

淋洗液流量重现性 < 0.1% 偏差

压力范围

泵 0–50.0 MPa（0–500 bar）

泵头 0–35.0 MPa（0–350 bar）（适用于标准 PEEK（聚醚醚酮）泵头）

残留脉冲 < 1 %

安全关机

功能 达到压力极限值时自动关机

- 可以在 0.1–50 MPa（1–500 bar）范围内设置
- 活塞冲程首次超过最大极限值时，泵会自动关断

- 可以在 0–49 MPa（0–490 bar）范围内设置
- 0 MPa 情况下，自动关机机构取消激活
- 自动关机机构在系统启动 2 分钟后激活
- 活塞冲程 3 次低于最小压力极限值时，泵将会自动关断

7.12 接口

USB

输入端

1 个 USB Upstream 接口，B 型（标注有 **PC** 标记，用于连接到计算机）

输出端

2 个 USB Downstream 接口，A 型（标注有 **USB 1** 和 **USB 2** 标记）

MSB

2 个 MSB Mini-DIN 8 针插口（母插座）（标注有 **MSB 1** 和 **MSB 2** 标记，用于 Dosino、搅拌器、远程线路、...）

检测器

1 个 DSUB 15 针高密度插口（母插座）（标注有 **Detector**）

柱识别

用于智能型柱

漏液传感器

1 个插塞（标注有 **Leak Sensor** 标记）

其他接口

Auxiliary

1 个 DSUB 15 针接口（阴口）

Service

1 个 DSUB 15 针接口（阴口）

8 附件

欢迎访问我们的网站，在线查询关于标准配置和仪器选配附件的最新信息。您可以根据商品号如下所述下载这些信息：

下载附件清单

- 1 在互联网浏览器中输入 <https://www.metrohm.com/>。
- 2 在 **查找产品、零配件及应用** 下输入物品编号（例如 **2.930.2200**）。
将显示搜索结果。
- 3 在 **产品** 下点击 **了解更多**。
产品详细信息将显示在不同的选项卡中。
- 4 在选项卡 **标准配置** 下点击 **下载 PDF 文件**。
将创建包含附件数据的 PDF 文件。



提示

我们建议您在收到新仪器后访问我们的网站，在线下载并打印附件清单，作为参考资料与手册一起保存。

索引

A

安全关机	87
安全提示	3
安装	
保护柱	41
分离柱	43
进样阀	25
连接	12
淋洗液瓶	19
漏液传感器	18
脉冲阻尼器	24
排出管	16
抑制器	27

B

保护	
英蓝过滤器	24
保护柱	
安装	41
冲洗	42
保养	
高压泵	55
进样阀	70
波动	56

C

材料	86
参照情况	86
残留	79
沉淀物	54
尺寸	86
冲洗	
保护柱	42
分离柱	45
样品流路	79
冲洗时间	79
储存	86
传送速率	87

D

电压	88
电源电压	3
电源连接	38

F

阀门	
另请参见“进样阀”	25
分离柱	
安装	43
保护	2, 24, 80

冲洗	45
分离效率	80
再生	81
贮藏	81
服务	3, 49

G

高压泵	
保护	16, 54
保养	55
技术数据	87
高压泵活塞	56
功率消耗	88
供电单元	88
过电压类	86
过滤器	
参见“英蓝过滤器”一章	24
吸液过滤头	53

H

海拔高度	86
环	
另请参见“样品环”	25
环境条件	86
活塞密封圈	56
活塞密封圈不密封	56

J

基线	
不稳定	56
平衡	46
计算机连接	37
技术数据	
参照情况	86
高压泵	87
检测器	89
接口	89
漏液传感器	87
抑制器	88
技术指标	
进样阀	88
检测器	
接口	89
接口	89
漏液传感器	89
其他接口	89
MSB	89
USB	89
进样阀	2
安装	25

保养	70
技术指标	88
晶化	
高压泵	54
静电荷	3

K

空气湿度	86
------------	----

L

离子色谱柱	
参见“分离柱”一章	43
连接	
安装	12
计算机上	37
连接到供电系统上	38
淋洗液	
更换	54
吸取	19
制造	53
淋洗液瓶	
安装	19
淋洗液吸液管	19
流量递增	87
流量范围	87
流量浮动变化	56
漏液	56
漏液传感器	
安装	18
技术数据	87
接口	89

M

脉冲阻尼器	
安装	24
毛细管	
安装	12
门	51
密封性	40
MSB	89

N

能源供应	88
------------	----

P

排出管	
安装	16
频率	88
平衡	39, 46

Q

清洁

出口阀	57
进口阀	59
抑制器	74

R

软管

安装	12
----------	----

T

停机状态

49

U

USB

89

W

外壳

86

维护

抑制器	70
-----------	----

温度

86

污染

高压泵	54
高压泵的阀门	56

X

吸液过滤头（6.2821.090）

53

Y

压力范围

87

压力极限值

88

压力上升

54

阳离子抑制器

再生	73
----------	----

样品

残留	79
样品环	25
转移时间	79

样品环

25

样品流路

冲洗	79
----------	----

抑制器

安装	27
安装转子	27
更换部件	76
技术数据	88
切换	70
清洁	74
维护	70
运行	70

抑制器驱动装置

参见“抑制器”一章	27
-----------------	----

抑制器受到污染

有机物	72
重金属	72

抑制器转子

参见抑制器	72, 73
-------------	--------

阴离子抑制器

再生	72
----------	----

引线套管

（电缆）	8
（毛细管）	8

英蓝过滤器

24

有机物污染

抑制器	72
-----------	----

运输保护螺丝

15

运行

86

抑制器

70

Z

再生

49

阳离子抑制器

73

阴离子抑制器

72

真空泵

保护	16
----------	----

重金属

抑制器受到污染有	72
----------------	----

柱

参见“分离柱”一章	43
-----------------	----

柱识别

89

转移时间

79
