

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der neuen Softwareversion **MagIC Net 4.2 Patch 1 (Build 152-1)** und der Vorgängerversion **MagIC Net 4.2 (Build 152)**.

2 Behobene Fehler und Probleme

Programmteil Arbeitsplatz

- Die Durchführung einer Bestimmung in MagIC Net 4.2, bei der ein Gerät über RS232 angesteuert wurde, führte sporadisch zum Einfrieren der Software.


Programmteil Datenbank

- Wenn ein überwachtes Resultat einen Grenzwert unter- oder überschreitet, wird die Bestimmung in der Übersicht rot markiert. Wurde dieses überwachte Resultat mittels Nachbearbeiten so angepasst, dass es keinen Grenzwert mehr unter- bzw. überschreitet, so blieb die Bestimmung weiterhin rot markiert, sofern in den Sicherheitseinstellungen "Nachbearbeiten mit History" deaktiviert ("aus") war.
- Beim Export mit SLK-Dateiformat erschien trotz Export der Daten in die SLK-Datei eine Fehlermeldung. Die exportierten Werte wurden in der SLK-Datei schwarz dargestellt, auch wenn diese durch die Überwachung farblich grün bzw. rot dargestellt sein müssten.

3 Compliance

Die aktuelle Softwareversion enthält keine Änderungen, welche die Konformität von **MagIC Net** in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

Herisau, 25. August, 2025

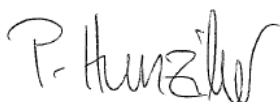

P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



Dr. M. Saba

Leiterin Qualitätsmanagement