

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt Neuerungen in der folgenden neuen Firmware-Version:

- 5.863.0030

im Vergleich zu der Firmware-Version:

- 5.863.0022

## 2 Neuerungen

Thema	Beschreibung
Neuer Prozessor	Das Gerät läuft mit einem neuen Prozessor.  Geräte mit der Firmware-Version 5.863.0020 oder älter können daher nicht auf die Firmware-Version 5.863.0030 aktualisiert werden. Um die Firmware-Version 5.863.0030 zu verwenden, wird ein neues Gerät mit einem neuen Prozessor benötigt.
Methoden und Sicherungskopien	Methoden und Sicherungskopien, die auf Programmversion 5.863.0030 erstellt wurden, sind nicht rückwärtskompatibel.
USB Plug & Play	USB-Sticks und Drucker können jederzeit angeschlossen oder entfernt werden.  Das Gerät muss nicht ausgeschaltet werden, bevor ein USB-Stick oder ein Drucker angeschlossen oder entfernt wird.
Sprachen installiert	Alle vorhandenen Sprachen sind auf dem Gerät installiert. Es müssen keine Sprachdateien mehr geladen werden. Folgende Sprachen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Deutsch</li><li>▪ Englisch</li><li>▪ Französisch</li><li>▪ Spanisch</li><li>▪ Portugiesisch</li><li>▪ Italienisch</li></ul>
Verzeichnis Programmdateien	Neue Programmdateien müssen im Verzeichnis <b>863 ► SwUpdates</b> abgelegt werden.

### 3 Behobene Fehler

Keine.

### 4 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
Wiederherstellung nach Backup	Wird in der Firmware-Version 5.863.0030 ein Backup von einer tieferen Firmware-Version wiederhergestellt, werden die Einstellungen unter <b>System ▶ Externe Geräte</b> und <b>System ▶ Lift</b> nicht übernommen.

---