

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt behobene Fehler in den folgenden neuen Firmware-Versionen:

- 5.865.0031
- 5.876.0031

im Vergleich zu den Firmware-Versionen:

- 5.865.0030
- 5.876.0030

2 Behobene Fehler

Thema	Beschreibung
Drucker nicht erkannt	Drucker vom Typ Epson (ESC-POS) wurde nicht erkannt.
Fehler mit Pulssteuerung über Remote bei vollständig dosiertem Zylindervolumen	Im Dosiermodus DOS kam es bei aktivierter Pulssteuerung zu einem Fehler, wenn ein Füllvorgang angestossen wird, nachdem zuvor das gesamte Zylindervolumen vollständig dosiert wurde.
Fehler bei Pulssteuerung über Remote nach längerer Wartezeit	Im Dosiermodus DOS kam es bei aktivierter Pulssteuerung zu einem Fehlverhalten, wenn nach dem Dosiervorgang über Remote ein Füllsignal ausgelöst wurde, nachdem zuvor eine längere Wartezeit verstrichen war.
Abweichung beim dosiertem Volumen	Im Dosiermodus CNT D konnte es zu einer Abweichung beim dosierten Volumen kommen, wenn das Probeneinmass während des Methodenablaufs geändert wurde.