

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt Neuerungen in der folgenden neuen Firmware-Version:

- 5.869.0030

im Vergleich zu der Firmware-Version:

- 5.869.0022

2 Neuerungen

Thema	Beschreibung
Neuer Prozessor	Das Gerät läuft mit einem neuen Prozessor. Geräte mit der Firmware-Version 5.869.0022 oder älter können daher nicht auf die Firmware-Version 5.869.0030 aktualisiert werden. Um die Firmware-Version 5.869.0030 zu verwenden, wird ein neues Gerät mit einem neuen Prozessor benötigt.
Methoden und Sicherungskopien	Methoden und Sicherungskopien, die auf Programmversion 5.869.0030 erstellt wurden, sind nicht rückwärtskompatibel.
USB Plug & Play	USB-Sticks und Drucker können jederzeit angeschlossen oder entfernt werden. Das Gerät muss nicht ausgeschaltet werden, bevor ein USB-Stick oder ein Drucker angeschlossen oder entfernt wird.
Sprachen installiert	Alle vorhandenen Sprachen sind auf dem Gerät installiert. Es müssen keine Sprachdateien mehr geladen werden. Folgende Sprachen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none">▪ Deutsch▪ Englisch▪ Französisch▪ Spanisch▪ Portugiesisch▪ Italienisch
Verzeichnis Programmdateien	Neue Programmdateien müssen im Verzeichnis 869 ► SwUpdates abgelegt werden.

3 Behobene Fehler

Keine.

4 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
Wiederherstellung nach Backup	Wird in der Firmware-Version 5.869.0030 ein Backup von einer tieferen Firmware-Version wiederhergestellt, werden die Einstellungen unter System ▶ Externe Geräte und System ▶ Lift nicht übernommen.
