

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt Neuerungen und behobene Fehler in der folgenden neuen Firmware-Version:

- 5.885.0030

im Vergleich zu der Firmware-Version:

- 5.885.0013

2 Neuerungen

Thema	Beschreibung
Neuer Prozessor	Das Gerät läuft mit einem neuen Prozessor. Geräte mit der Firmware-Version 5.885.0013 oder älter können daher nicht auf die Firmware-Version 5.885.0030 aktualisiert werden. Um die Firmware-Version 5.885.0030 zu verwenden, wird ein neues Gerät mit einem neuen Prozessor benötigt.
Methoden und Sicherungskopien	Methoden und Sicherungskopien, die auf Programmversion 5.885.0030 erstellt wurden, sind nicht rückwärtskompatibel.
USB Plug & Play	USB-Sticks und Drucker können jederzeit angeschlossen oder entfernt werden. Das Gerät muss nicht ausgeschaltet werden, bevor ein USB-Stick oder ein Drucker angeschlossen oder entfernt wird.
RS-232/USB Box Version 2.0	Es gibt eine neue Version der RS-232/USB Box 6.2148.030. Ab Programmversion 5.885.0030 muss zwingend Version 2.0 der RS-232/USB Box verwendet werden. Version 2.0 der RS-232/USB Box ist mit einem Aufkleber entsprechend gekennzeichnet.

Thema	Beschreibung
Sprachen installiert	Alle vorhandenen Sprachen sind auf dem Gerät installiert. Es müssen keine Sprachdateien mehr geladen werden. Folgende Sprachen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deutsch ▪ Englisch ▪ Französisch ▪ Spanisch ▪ Portugiesisch ▪ Italienisch
Portugiesische Dialogtexte	Die Dialogtexte sind neu auf Portugiesisch verfügbar.
Verzeichnis Programmdateien	Neue Programmdateien müssen im Verzeichnis 885 ▶ SwUpdates abgelegt werden.

3 Behobene Fehler

Thema	Beschreibung
Kontrast ändern	Falls der Kontrast geändert wurde, wurde er nach einem Neustart des Geräts wieder auf den Standardwert gesetzt.

4 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
Wiederherstellung nach Backup	Wird in der Firmware-Version 5.885.0030 ein Backup von einer tieferen Firmware-Version wiederhergestellt, werden die Einstellungen unter System ▶ Externe Geräte und System ▶ Lift nicht übernommen.