

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 5.915.0046

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 5.915.0045

2 Neuerungen

- Die Funktion **Anzeige ausschalten** ist nicht mehr verfügbar.

3 Verbesserungen

- Keine

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Im Geräteeigenschaftenreport des 885 Compact Oven Sample Changer war in den Sprachen Italienisch, Polnisch und Russisch die Arbeitsposition des Konditionierbechers nicht sichtbar.
- Falls mehrere Statistikvariablen verwendet wurden, mussten diese in aufsteigender Reihenfolge sortiert und lückenlos nummeriert werden (z. B. SMN1, SMN2, SMN3, **nicht** SMN1, SMN3, SMN4). Andernfalls wurden im PC/LIMS-Report die Einzelwerte der Statistikvariablen nicht ausgegeben.
- Bei **KFT**-Titrationsen mit dem Stoppkriterium **Zeit** wurde nach 2'250 s Titrationsdauer die Titration abgebrochen, auch falls die Abschaltzeit noch nicht erreicht war.
- An diversen Stellen waren die Titelleisten unter **Freigegebener Speicher** falsch beschriftet.
- In den Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Russisch waren die Kommentare zu den Befehlen **MEAS T/F ON** und **MEAS T/F OFF** zu lang und wurden falsch dargestellt. Beim Editieren wurde in der Eingabe **???** angezeigt.

5 **Übereinstimmung**

Die vorliegende Firmware-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität des Produkts in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.