

1 Geräte

Die nachfolgende Firmware-Version ist für folgende Geräte anwendbar:

- 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW (2.947.0010)
- 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW (2.947.0020)

2 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die neuen Features, die Verbesserungen und die behobenen Fehler in der folgenden neuen Firmware-Version:

- 5.947.0210

Im Vergleich zu der Firmware-Version:

- 5.947.0101

3 Neue Features

Thema	Beschreibung
Keine	Keine

4 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
Keine	Keine

5 Behobene Fehler

Thema	Beschreibung
Defekte UV-Lampe	Falls eine defekte UV-Lampe nicht zündete, hat das Gerät keinen Fehlercode generiert.
Optimierung VIS-Lampe	In seltenen Fällen funktionierte die Optimierung der VIS-Lampe nicht korrekt.

6 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
Keine	Keine