

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的错误：

- 57.1007.0015，适用于操作系统版本 007

对比固件版本：

- 57.1007.0014，适用于操作系统版本 007

2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

3 改进

已得到以下改进：

- 若干优化和改进

4 排除的错误

以下错误已排除：

- Eco Dosimat 冻结 (SERV-17426)。
- 在通过设置过大的体积（体积：60 mL，时间：20 s）将 XDOS 方法段中的加液速度（参数：体积/时间）提高到超出最高加液速度时，Eco Dosimat 会挂在一个循环指令中，它在其中尝试调整加液后的活塞高度 (TITR-17287)。
- 在 Eco Dosimat 上以小数点后四位显示加液体积。但在打印的报告中只说明 3 位 (TITR-17418)。
- 在重新填充时偶尔冻结 Eco Dosimat (TITR-19575)。
- 在滴定期间，在显示屏 (TITR-19829) 上出现错误信息 010-126 "Prep"。
- 在首次加液之后，由仪器自主提高加液速度，尽管显示屏上的读数始终仍反应原始设置的加液速度 (TITR-21410)。

- 在打印时，偶尔打印两次样品大小。为此在打印文件上甚至根本不显示体积 (TITR-22037)。

5 已知的错误

已知有以下错误：

- 在重置为出厂设置之后，报告内 PDF 或者 Postscript 打印机上的参数为空。