

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0015 für Betriebssystemversion 007

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1007.0014 für Betriebssystemversion 007

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Diverse Optimierungen und Verbesserungen

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Eco Dosimat friert ein (SERV-17426).
- Beim Erhöhen der Dosierrate in einer XDOS Methode (Parameter: Volumen/Zeit) über die maximale Dosierrate hinaus durch Einstellen eines zu grossen Volumens (Volumen: 60 mL, Zeit: 20 s), bleibt der Eco Dosimat in einer Schleife hängen, in der er versucht, die Kolbenhöhe nach dem Dosieren anzupassen (TITR-17287).
- Das Dosiervolumen wird auf dem Display des Eco Dosimat mit vier Nachkommastellen angezeigt. In einem ausgedruckten Report werden aber nur 3 Stellen angegeben (TITR-17418).
- Sporadisches Einfrieren des Eco Dosimats beim Wiederbefüllen (TITR-19575).
- Während der Titration erscheint die Fehlermeldung 010-126 "Prep" auf dem Display (TITR-19829).

- Nach dem ersten Dosieren wird die Dosierrate vom Gerät eigenmächtig erhöht, obwohl die Anzeige auf dem Display immer noch die ursprünglich eingestellte Rate wiedergibt (TITR-21410).
- Beim Drucken wird von Zeit zu Zeit die Probengrösse doppelt ausgedruckt. Dafür erscheint das Volumen gar nicht auf dem Ausdruck (TITR-22037).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden die Parameter auf einem PDF- oder Postscript-Drucker im Bericht leer sein.