

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0013 für Betriebssystemversion 005

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0011 für Betriebssystemversion 005

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Optimierungen für die Verwendung von Sonderzeichen bei Methoden-namen
- Allgemeine Verbesserungen

4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- TITR-16272 Export von Methoden mit Sonderzeichen
- TITR-16601 Einfrieren des Bildschirms und kein Nachfüllen der Bürette (im SET-Modus)
- TITR-16569 Berechnungsvariable falsch

5 Bekannte Fehler und Probleme

Folgende Fehler oder Probleme sind bekannt:

- Probleme beim Speichern oder Laden von Methoden / Sensoren / Lösungen während eine Probenserie abgearbeitet wird.



- Falls das Äquivalenzpunktkriterium «AUS» ist, kann mit dem Fixpunkt nicht gerechnet werden.