

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 适用于操作系统版本 006 的 57.1008.0014
- 对比固件版本：
- 适用于操作系统版本 005 的 57.1008.0013

2 新功能

已整合以下新功能：

- 支持带 COM 端口的 Mettler Toledo 天平
- 作为 CSV 文件的测量点列表 (TITR-18026)

3 改进

已得到以下改进：

- 对 GUI 进行优化

4 排除的错误和问题

以下错误和问题已排除：

- 校准后的警告提示 (TITR-18057)。
- MIM 变量未正确显示 (TITR-16939)。
- 计算 EP (等当点) 和 FP1 的问题 (TITR-18059)。
- 加液速度的问题 (TITR-17823)。
- 执行一个方法的时候对方法进行了改动 (TITR-17675, TITR-17347)。
- pH-MEAS 初始测量值滴定模式已实施 (TITR-17265)

5 已知的错误和问题

以下错误和问题是已知的：

- PDF 报告中还显示未激活的参数 (TITR-16729)。
- 零星印刷错误 (TITR-17204)