

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的错误：

- 适用于操作系统版本 006 的 57.1008.0016
- 对比固件版本：
- 适用于操作系统版本 006 的 57.1008.0015

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

## 3 改进

已得到以下改进：

- 针对 SET 滴定调整了**活塞堵塞**错误信息的出现。
- 改进了数据量大时 PDF 报告的创建。
- 优化了远程控制的稳定性。

## 4 排除的错误

以下错误已排除：

- DET 模式堵塞（TITR-19660）
- SET 模式中的滴定在到达终点之前停止（TITR-19339）。
- 滴定（TITR-19935）期间滴定管堵塞（Error 010-005）。
- 预加液后的偶尔冻结（TITR-18647）。

## 5 已知的错误

以下错误是已知的：

- PDF 报告中还显示未激活的参数（TITR-16729）。
- 零星印刷错误（TITR-17204）