

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0016 für Betriebssystemversion 006
im Vergleich zur Firmware-Version:
- 57.1008.0015 für Betriebssystemversion 006

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Das Auftreten der Fehlermeldung **Kolben blockiert** bei der SET-Titration wurde reguliert.
- Die Erstellung von PDF-Reports bei grossen Datenmengen wurde verbessert.
- Die Stabilität bei der Remote-Ansteuerung wurde optimiert.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- DET-Modus blockiert (TITR-19660)
- Die Titration im SET-Modus stoppt bevor der Endpunkt erreicht wird (TITR-19339).
- Die Bürette blockiert (Error 010-005) während der Titration (TITR-19935).
- Sporadisches Einfrieren nach Vordosierung (TITR-18647).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:



- Im PDF-Report werden auch nicht aktivierte Parameter angezeigt (TITR-16729).
- Sporadische Druckfehler (TITR-17204)