

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1008.0017，适用于操作系统版本 007

对比固件版本：

- 57.1008.0016，适用于操作系统版本 007

2 新功能

已整合以下新功能：

- 添加了新语言捷克语

3 改进

已得到以下改进：

- 优化了设备启动过程
- 改进了固件更新过程

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 用 Q3X 打印机打印的文件上有点以及重复打印相同文本 (TITR-17439)。
- 在打印报告时反复出现错误 (TITR-18392)。
- 在保养期间，Eco Titrator 不显示以太网端口测试时的 IP 地址 (TITR-24521)。
- 在向 A4-PostScript 打印机发送打印任务时用时长 (TITR-19172)。
- 在使用变量 R1 计算时冻结 Eco Titrator (TITR-19517)。
- Eco Titrator 在不同情况下冻结 (TITR-19518)。
- 启动 Eco Titrator 用时过长，实时显示过慢 (TITR-19830)。
- Eco Titrator 在安装期间冻结 (TITR-20387)。
- 如果在 SET 模式下选定了开始体积，则不会进行滴定 (TITR-21226)。
- 无法打印校准报告 (TITR-22159)。

- 在测试酸值时 Eco Titrator 崩溃 (TITR-22208)。
- 不打印在报告中设置的选项 (TITR-16729)。
- 在 SET 模式下采用 pH 方法段时，Eco Titrator 计量开始体积，之后冻结 (TITR-21044)。
- SET 模式中的滴定在定义的终点之前停止 (TITR-19339)。

5 已知的错误

已知有以下错误：

- 在重新计算时，复位滴定的终点 (TITR-20130)。
- 等当点计算问题 (TITR-21803)。