

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen und Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0022 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0021 für Betriebssystemversion 008

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Diverse neue Funktionen für Service und Produktion.

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Die MAC-Adresse wird nun in **System ▶ Über...** angezeigt (TITR-28395).
- Solange eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint, kann das System nicht heruntergefahren werden.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Beim Kopieren einer Methode werden die Methodendaten überschrieben (TITR-28967).
- Falls Reporte aktiviert sind, funktionieren \$Q-Befehle nicht.
- Nachdem die Reportparameter geändert wurden, lässt sich **Report aus Methode** nicht mehr drucken.
- Falls eine neue Methode geladen und dabei die Taste **[Stopp]** gedrückt wird, werden die Bildschirme **Live-Status** und **Resultate** deaktiviert.

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:



- Durch die Nachberechnung wird die x-Achse der Kurve leicht verändert (für 10 mL Stoppvolumen).