

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1008.0023，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1008.0022，适用于操作系统版本 008


2 新功能

已整合以下新功能：

- 集成了新信息：**初始化失败，伺服电机未完全校准。请联系区域 Metrohm 技术服务代表。**

3 改进

进行了以下改进：

- 将信息**正在关闭系统**调整成为**正在激活 Instant Up**。
在未完全关闭仪器的情况下，无法通过按下按钮  停用显示和操作元件。该功能已存在，现在的新名称为 **Instant Up**。
- 将信息**正在关闭系统**调整成为**正在关闭仪器**。
- 删除了**滴定管**概念，或用相似的概念更换。
- 实现了 13 种语言的翻译（除了捷克语）。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 正确执行开始条件中设置的间隔（Pause）（TITR-30998）。
- 排除了 ADD 期间盘阀移动和系统崩溃的问题（TITR-30920）。
- 对于以太网设置中的**子网掩码**，显示输入的 IP 地址，不再只显示标准 IP 地址。

5 已知问题

已知有以下错误：

- 通过再计算可以轻松更改曲线的 x 轴（对于 10 mL 停止体积）。