

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen und Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0023 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0022 für Betriebssystemversion 008


2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Neue Meldung integriert: **Initialisierung fehlgeschlagen, Justierung von Servomotor unvollständig. Kontaktieren Sie Ihren regionalen Metrohm-Service-Vertreter.**

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Die Meldung **Das System wird heruntergefahren** wurde angepasst zu **Instant Up wird aktiviert**.
Die Anzeige und die Bedienelemente können durch Betätigen der Taste  inaktiviert werden, ohne dass das Gerät komplett ausgeschaltet wird. Diese Funktionalität besteht schon, nun unter der neuen Bezeichnung **Instant Up**.
- Die Meldung **Das System wird ausgeschaltet** wurde angepasst zu **Das Gerät wird ausgeschaltet**.
- Der Begriff *Bürette* wurde entfernt bzw. durch einen sinngemässen Begriff ersetzt.
- Übersetzungen in 13 Sprachen implementiert (ausser Tschechisch).

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Die in den Startbedingungen eingestellte Pause wird korrekt ausgeführt (TITR-30998).

- Die Problematik mit Bewegungen des Flachhahns und Absturz des Systems während ADD ist behoben (TITR-30920).
- Bei **Subnetzmaske** in den Ethernet-Einstellungen wird die eingegebene IP-Adresse angezeigt, nicht mehr nur die Standard IP-Adresse.

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Durch die Nachberechnung wird die x-Achse der Kurve leicht verändert (für 10 mL Stoppvolumen).