

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1008.0024，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1008.0023，适用于操作系统版本 008

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

## 3 改进

进行了以下改进：

- **电极测试**改为了**电极检查**，并翻译成了所有语言（CRM-68106）。
- 伺服电机的高级设置区域（CRM-69134）。
- **更换计量管单元**的过程中，其他菜单选项都已停用，直到已完成该操作方法。
- 实现触觉按键。

## 4 排除的错误

以下错误已排除：

- 无法正确执行重启后的第一次测量（TITR-33085）。
- 重复打印结果（TITR-32635）。
- 仪器在**更换计量管单元**的过程中无响应。
- 在使用所选样品 ID 和任意有效参数进行新方法段的滴定时，按下停止按键会导致菜单键失效。
- 如果将 20 mL 计量管体积的 ADD 加液体积设置为“23 mL”，则替代整个 23 mL 只添加 2 mL 的体积。

## 5 已知问题

已知有以下错误：

- 在借助热敏打印机打印系统报告时重复显示传感器名称。
- 通过再计算可以轻松更改曲线的 x 轴（对于 10 mL 停止体积）。