

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen und Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0024 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0023 für Betriebssystemversion 008

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- **Elektrodentest** wurde geändert zu **Elektrodencheck** und in allen Sprachen übersetzt (CRM-68106).
- Erweiterte Einstellbereiche bei Servomotor (CRM-69134).
- Während **Zylindereinheit wechseln** sind die anderen Menüoptionen deaktiviert, bis das Vorgehen abgeschlossen wurde.
- Implementierung taktiler Tasten.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Die erste Messung nach Neustart wird nicht korrekt durchgeführt (TITR-33085).
- Resultate werden doppelt gedruckt (TITR-32635).
- Das Gerät bleibt während **Zylindereinheit wechseln** hängen.
- Während der Titration für eine neue Methode mit ausgewählter Proben-ID und einem beliebigen gültigen Parameter, führte das Drücken der Stoptaste dazu, dass die Menütasten inaktiviert wurden.

- Falls das ADD-Dosiervolumen für ein Zylindervolumen von 20 mL auf "23 mL" eingestellt war, wurden statt der kompletten 23 mL nur 2 mL Volumen dosiert.

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Beim Drucken des Systemreports mittels Thermodrucker wird der Sensorname doppelt abgebildet.
- Durch die Nachberechnung wird die x-Achse der Kurve leicht verändert (für 10 mL Stoppvolumen).