

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der neuen Softwareversion **tiBase 1.1 Patch 1** (Build 16-1) und der Vorgängerversion **tiBase 1.1** (Build 16).

## 2 Verbesserungen

### Allgemein

- tiBase läuft mit dem Betriebssystem Windows 8; Windows 2000 wird nicht mehr unterstützt. Das Installationshandbuch wurde überarbeitet.

## 3 Behobene Fehler und Probleme

### Allgemeines

- In der Online-Hilfe wurde in der ASCII-Tabelle dem Wert **044** das falsche Zeichen zugeordnet.

### Programmteil Datenbank

- Das Nachbearbeiten von Bestimmungen aus den 912 und 914 tragbaren Metern führte zum Absturz.
- Wurden beim Importvorgang eines PC/LIMS-Reports in eine Datenbank die Meldungen **008-401 Datei bereits in der Datenbank vorhanden** und danach **008-402 Bereits vorhandene Datei löschen oder verschieben** verneint, ist die Meldung **008-415 Import von Benutzer abgebrochen** nicht erschienen.
- Die Kurvenüberlagerung funktionierte nicht korrekt, wenn in einer Bestimmung mehrere gleiche Befehle (z. B. **MEAS**-Befehle) verschiedenen Befehlstyps (z. B. **MEAS pH** und **MEAS Cond**) vorhanden waren.

## Programmteil Konfiguration

- Wurde im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** das Kontrollkästchen **Empfohlene Einstellungen** aktiviert und danach von der Option **Passwortüberwachung durch tiBase** zu der Option **Passwortüberwachung durch Windows** gewechselt, ist die Meldung **005-001 Kein Passwortschutz** nicht erschienen.

Herisau, 26. November, 2014



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



U. Kürsteiner

Leiter Qualitätssicherung