

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen, Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1027.0005 für Betriebssystemversion 007

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1027.0004 für Betriebssystemversion 007

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Keine

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Diverse Verbesserungen bezüglich des Antriebs und Blockieren des Kolbens implementiert.
- Diverse Optimierungen bezüglich Stabilität.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Standardeinstellungen der Statistik geändert (TITR-19062).
- Driftwert zur Berechnung der automatischen Driftkorrektur wurde nicht gefunden (TITR-21473).
- Nach dem Löschen eines Titers wurde ein neuer Mittelwert gespeichert (TITR-21450).
- Einfrieren der Bürette nach Erreichen des Endvolumens (TITR-21931).
- Einfrieren des Geräts beim Drücken nach der Titerbestimmung (TITR-21983).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Nach dem Neustart werden die Mittelwerte auf den Ergebnisbildschirmen aufgerundet.
- Gerät friert während der Probandatenabfrage ein (TITR-22017).