

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen und Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1027.0010 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1027.0009 für Betriebssystemversion 008

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Diverse neue Funktionen für Service und Produktion.

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Die MAC-Adresse wird nun in **System ▶ Über...** angezeigt (TITR-28395).

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Am Ende des Prozesses **Zylindereinheit wechseln** friert das System ein.
- Sobald der Benutzer im Bildschirm **Live-Status** die Taste **[Start]** drückt, friert das System ein (sofern Konditionieren = aus und Probenzugabezeit = 0).
- Falls das Ethernet-Kabel nicht angeschlossen ist, erscheint ständig die Meldung **Netzwerkkabel anschliessen**.
- Die Meldung **Netzwerk wird konfiguriert...** erscheint nicht, nachdem das Ethernet-Kabel angeschlossen wurde.
- Nach dem ersten Neustart des Geräts werden Subnetzmaske, Gateway und IP-Adresse nicht im Systemreport ausgedruckt.

- Falls der Benutzer nach abgeschlossener Titration (mit allen Reporten und PC/LIMS = ein) den **Report aus Methode** druckt, werden bei der Bestimmungsdauer die Doppelpunkte nicht mitgedruckt (hh:mm:ss).
- Beim PDF-Report sind in der Kopfzeile **Zeit** und **Datum** nicht in der korrekten Reihenfolge.

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Keine