

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1027.0011，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1027.0010，适用于操作系统版本 008

2 新功能

已整合以下新功能：

- 所有语言的**样品系列**功能。

3 改进

进行了以下改进：

- 在平衡/滴定时，在显示屏上显示方法名称的**实时状态**（俄语除外）。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 在重新设置统计之后，将统计计数器设置为下个递增数值，而不是应用修改后方法段参数中的数值。
- 在切换至 **DHCP** 和重新切换至**静态**之后，子网掩码显示其它数值，取代最后设置的数值。

5 已知问题

已知有以下错误：

- 如果无加液的体积结束滴定（EP 体积 = 0.0000 mL），则不打印图表。