

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen und Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1027.0011 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1027.0010 für Betriebssystemversion 008

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Feature **Probenserie** in allen Sprachen.

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Beim Konditionieren/Titrieren wird auf dem Bildschirm **Live-Status** der Methodenname angezeigt (ausser bei Russisch).

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Nach dem Zurücksetzen der Statistik wird der Statistikzähler auf den nächsten inkrementen Wert gesetzt, anstatt den Wert aus den geänderten Methodenparametern zu übernehmen.
- Die Subnetzmaske zeigt nach dem Umschalten auf **DHCP** und dem erneuten Umschalten auf **statisch** einen anderen Wert anstelle des zuletzt eingestellten Werts.

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Falls die Titration ohne dosiertes Volumen (EP-Volumen = 0.0000 mL) endet, wird kein Diagramm gedruckt.