

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1027.0012，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1027.0011，适用于操作系统版本 008


## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

## 3 改进

进行了以下改进：

- 将信息**正在关闭系统**调整成为**正在激活 Instant Up**。  
在未完全关闭仪器的情况下，无法通过按下按钮  停用显示和操作元件。该功能已存在，现在的新名称为 **Instant Up**。
- 将信息**正在关闭系统**调整成为**正在关闭仪器**。
- 删除了**滴定管**概念，或用相似的概念更换。
- 实现了 13 种语言的翻译。
- 改进了触觉键盘测试的功能。

## 4 排除的错误

以下错误已排除：

- 仪器在 980 mL 后停止加液，盘阀来回移动，并且系统崩溃。
- 在运行样品系列的过程中尝试加液 0.00 mL 时，仪器触发安全锁定。
- 在选择 50 mL 计量管单元 Eco 时，仪器多加液一个循环并输出 1'049.99740 mL（而非预期的 1 000 mL）。

## 5 已知问题

已知有以下错误：

.....

- 如果无加液的体积结束滴定（EP 体积 = 0.0000 mL），则不打印图表。